

**ROTANTA 460
ROTANTA 460 R**

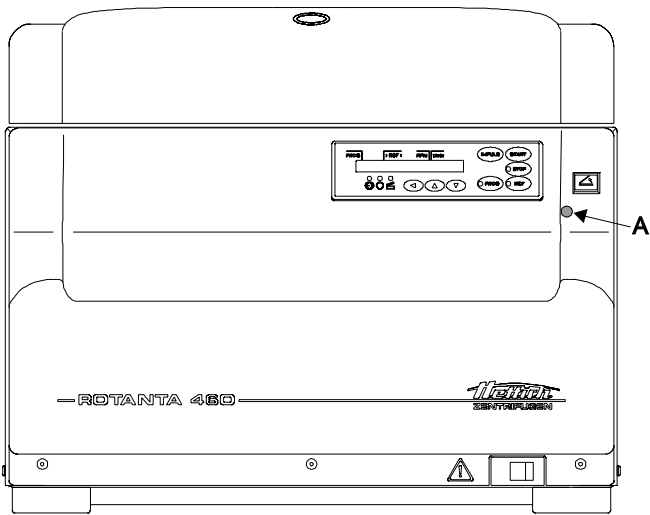


Fig. 1

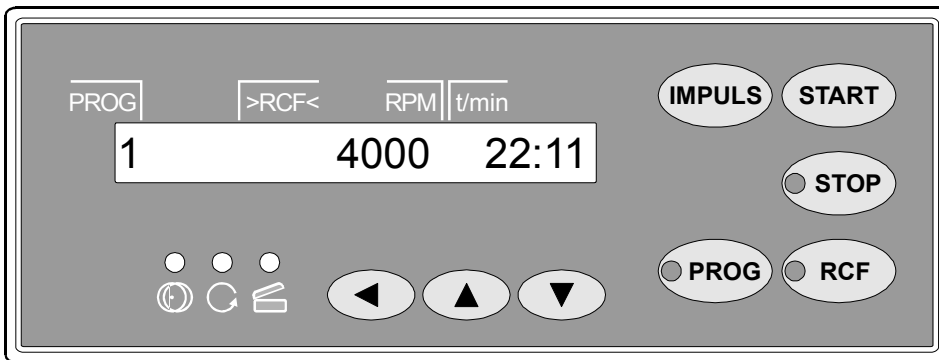


Fig. 2 ROTANTA 460

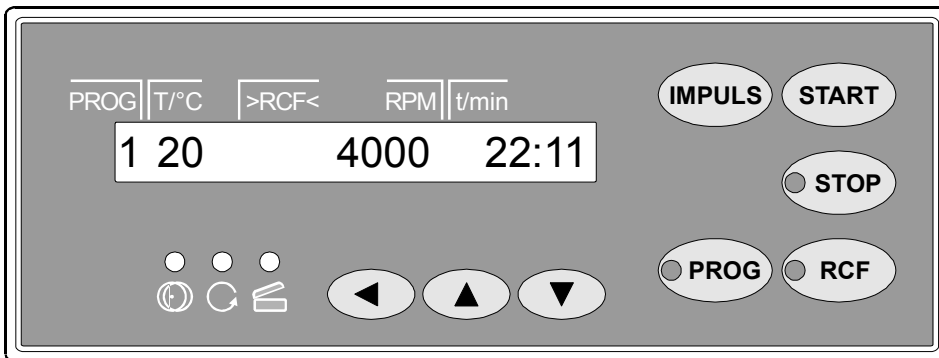


Fig. 3 ROTANTA 460 R



**EG-Konformitätserklärung
EC Conformity Declaration
Déclaration de conformité CE
Dichiarazione di conformità alle norme CEE**

Andreas Hettich GmbH & Co. KG • Gartenstraße 100 • D-78532 Tuttlingen • Germany

Das bezeichnete Gerät entspricht den aufgeführten EG-Richtlinien und Normen.

The named device complies with specified EC guidelines and standards.

L'appareil ci-dessous satisfait aux directives CE et aux normes mentionnées.

L'apparecchio indicato è conforme alle direttive e norme CEE previste

Geräteart, Type of device, Type d'appareil, Tipo di apparecchio:

Laborzentrifuge, Laboratory centrifuge, Centrifugeuse de laboratoire, Centrifuga da laboratorio

Typenbezeichnung, Type designation, Désignation de modèle, Contrassegno tipo:

ROTANTA 460 / ROTANTA 460 R

EG-Richtlinien/Normen, EC guidelines/standards, Directives CE/Normes, Direttive/Norme CEE:

98/37/EG, 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG, 73/23/EWG

EN 55011, EN 50082-1

EN 61010-1, EN 61010-2-20

Tuttlingen, 14.10.2002

ppa. H. Eberle



ROTANTA 460 / ROTANTA 460 R

ⒹⒺ	Bedienungsanleitung.....	1
Ⓔ⒩	Operating Instructions	10
ⒻⒼ	Mode d'emploi.....	19
ⒾⒿ	Istruzioni per l'uso	28

Inhaltsverzeichnis

1	Verwendungszweck	2
2	Sicherheitshinweise	2
3	Hinweissymbole	3
4	Lieferumfang	3
5	Auspacken der Zentrifuge	3
6	Inbetriebnahme	3
7	Deckel öffnen und schließen	3
7.1	Deckel öffnen	3
7.2	Deckel schließen	3
8	Ein- und Ausbau des Rotors	4
9	Beladen des Rotors	4
10	Bedien- und Anzeigeelemente	4
10.1	Symbole des Bedienfeldes	4
10.2	Tasten des Bedienfeldes	4
10.3	Einstellmöglichkeiten	5
11	Zentrifugations-Parameter eingeben	5
12	Programmierung	5
12.1	Programm-Eingabe / -Änderung	5
12.2	Programm-Abruf	5
13	Zentrifugation	6
13.1	Zentrifugation mit Zeitvorwahl	6
13.2	Dauerlauf	6
13.3	Kurzzeitzentrifugation	6
14	Not-Stop	6
15	Akustisches Signal	6
16	Betriebsstunden-Abfrage	7
17	Kühlung (nur bei Zentrifuge mit Kühlung)	7
17.1	Standby-Kühlung	7
17.2	Vorkühlen des Rotors	7
18	Zentrifugation von Stoffen mit höherer Dichte	7
19	Rotor-Erkennung	7
20	Notentriegelung	7
21	Pflege und Wartung	8
21.1	Zentrifuge	8
21.2	Rotoren und Zubehör	8
21.2.1	Tragzapfen	8
21.2.2	Kunststoff-Nutgehänge Best. 5091	8
21.3	Autoklavieren	8
21.4	Glasbruch	9
22	Störungen	9
23	Reparaturannahme von Zentrifugen	9
24	Anhang / Appendix	37
24.1	Technische Daten / Technical specification	37
24.2	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories	38

1 Verwendungszweck

Die Zentrifuge dient zum Trennen von Stoffen bzw. Stoffgemischen mit einer Dichte von max. 1,2 kg/dm³.

2 Sicherheitshinweise



- Die Zentrifuge ist nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher.
 - Es können aber von ihr Gefahren für den Benutzer oder Dritte ausgehen, wenn sie nicht von geschultem Personal oder unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.
- Vor Inbetriebnahme der Zentrifuge ist die Bedienungsanleitung zu lesen und zu beachten.
- Neben der Bedienungsanleitung und den verbindlichen Regelungen der Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten. Die Bedienungsanleitung ist um Anweisungen aufgrund bestehender nationaler Vorschriften des Verwenderlandes zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu ergänzen.
- Die Zentrifuge ist so aufzustellen, dass sie standsicher betrieben werden kann.
- Zentrifugiergefäße dürfen nur mit der vom Hersteller angegebenen maximalen Füllmenge befüllt werden.
 - Die Zentrifugiergefäße sind außerhalb der Zentrifuge zu füllen.
- Standard-Zentrifugiergefäße aus Glas sind belastbar bis RZB 4000 (DIN 58970 Teil 2).
- Zentrifugiergefäße müssen in den vom Hersteller freigegebenen Reduzierungen bzw. Gestellen zentrifugiert werden (siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
- Bei der Zentrifugation mit maximaler Drehzahl darf die Dichte der Stoffe oder Stoffgemische 1,2 kg/dm³ nicht überschreiten.
- Zentrifugationen mit unzulässiger Unwucht sind nicht erlaubt.
- Die Zentrifuge darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden.
- Eine Zentrifugation mit:
 - brennbaren oder explosiven Materialien
 - Materialien, die chemisch mit hoher Energie miteinander reagieren ist verboten.
- Bei der Zentrifugation von gefährlichen Stoffen bzw. Stoffgemischen, die toxisch, radioaktiv oder mit pathogenen Mikroorganismen verseucht sind, sind durch den Benutzer geeignete Maßnahmen zu treffen. Ohne zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. Deckel für Zentrifugierbecher mit zusätzlicher Abdichtung, oder Winkelrotoren mit Dichtring zwischen Deckel und Rotor ist eine Zentrifuge im Sinne der Norm EN 61010-2-20 nicht mikrobiologisch dicht. Bei Materialien der Risikogruppe II (siehe Handbuch "Laboratory Biosafety Manual" der Weltgesundheitsorganisation) ist ein Bio-Sicherheitssystem zu verwenden. Bei einem Bio-Sicherheitssystem verhindert eine Bioabdichtung (Dichtring) zwischen Gehäuse und Deckel das Austreten von Tröpfchen und Aerosolen. Zur Zentrifugation können auch die im Handel erhältlichen Zentrifugiergefäße mit speziellen Schraubverschlüssen für gefährliche Substanzen verwendet werden. Bei Materialien einer höheren Risikogruppe muss mehr als eine Schutzvorkehrung vorgesehen sein, d.h. Zentrifugiergefäße mit speziellen Schraubverschlüssen müssen in einem Bio-Sicherheitssystem zentrifugiert werden.
- Lieferbare Bio-Sicherheitssysteme siehe Abschnitt "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Im Zweifelsfall sind entsprechende Informationen beim Hersteller einzuholen.
- Der Betrieb der Zentrifuge mit stark korrodierenden Stoffen, welche die mechanische Festigkeit von Rotoren, Gehäusen und Zubehörteilen beeinträchtigen können, ist nicht erlaubt.
- Rotoren, Gehäuse und Zubehörteile, die starke Korrosionsspuren oder mechanische Schäden aufweisen, dürfen nicht zur Zentrifugation verwendet werden.
- Reparaturen dürfen nur von einer vom Hersteller autorisierten Person ausgeführt werden.
- Es dürfen nur Originalersatzteile und zugelassenes Originalzubehör der Firma Hettich verwendet werden.
- Im Störfall bzw. bei der Notentriegelung nie in den sich drehenden Rotor greifen.
- Die Zentrifuge ist ein Gerät der Gruppe 3 der Medizinischen Geräteverordnung MedGV.
- Sicherheitsbestimmungen nach:
 - IEC 1010-1/-2
 - DIN - EN61010 Teil 1,2
- Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Zentrifuge ist nur dann gewährleistet, wenn:
 - die Zentrifuge nach der Bedienungsanleitung betrieben wird.
 - die elektrische Installation, am Aufstellungsort der Zentrifuge, den Anforderungen von IEC Festlegungen entspricht.
 - vorgeschriebene Prüfungen nach UVV-VBG7z durch einen Sachkundigen durchgeführt werden.
- Bei Zentrifugen für Robotereinsatz sind unbedingt die Hinweise für den Schlüsselschalter zu beachten.

Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise kann beim Hersteller kein Garantieanspruch geltend gemacht werden.

3 Hinweissymbole



Achtung Dokumentation beachten!



Rotor der Zentrifuge gleichmäßig beladen.
Alle Rotorplätze müssen belegt sein.



Zentrifugiergefäße nicht in der Zentrifuge füllen.

4 Lieferumfang

- 1 Anschlusskabel
- 1 Sicherung
- 1 Sechskant-Stiftschlüssel
- 1 Schmierfett für Tragzapfen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Hinweisblatt Transportsicherung

Rotor(en) und das entsprechende Zubehör werden je nach Bestellung mitgeliefert.

5 Auspacken der Zentrifuge

- Den Karton nach oben abheben und die Polsterung entfernen.
- Die Zentrifuge von der Palette lösen.
- Die Zentrifuge, mit der angemessenen Anzahl von Helfern, an beiden Seiten anheben und auf den Labortisch stellen.



Nicht an der Frontblende anheben.

6 Inbetriebnahme

- Gemäß der Laborgerätenorm EN 61010-2-20 muss in der Hausinstallation ein Notausschalter zur Trennung der Netzversorgung im Fehlerfall angebracht sein.
Dieser Schalter muss abseits der Zentrifuge angebracht sein, vorzugsweise außerhalb des Raumes, in dem sich die Zentrifuge befindet, oder neben dem Ausgang dieses Raumes.
- Die Zentrifuge an einem geeigneten Platz standsicher aufstellen und nivellieren. Bei der Aufstellung ist der geforderte Sicherheitsbereich, gemäß IEC 1010-2-2, von 300 mm um die Zentrifuge herum, zu beachten.






Während die Zentrifuge in Betrieb ist dürfen sich keine Personen und Gefahrstoffe im Sicherheitsbereich befinden.

- Lüftungsöffnungen dürfen nicht zugestellt werden.
Es muss ein Lüftungsabstand von 300 mm um die Lüftungsschlitze oder Lüftungsöffnungen eingehalten werden.
- Prüfen ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Die Zentrifuge mit dem Anschlusskabel an eine genormte Netzsteckdose anschließen.
- Den Netzschalter einschalten. Schalterstellung "I".
Der Maschinentyp und die Programmversion werden angezeigt und nach 8 s erfolgt die Anzeige der zuletzt benutzten Zentrifugierdaten.
- Den Deckel öffnen.
- Die Transportsicherung entfernen, siehe Hinweisblatt " Transportsicherung".

7 Deckel öffnen und schließen



7.1 Deckel öffnen

- Die Taste  an der Frontblende drücken. Der Deckel öffnet motorisch, die Beleuchtung in der Taste  und die LED  erlöschen.



Der Deckel lässt sich nur öffnen, wenn die Zentrifuge eingeschaltet ist und der Rotor stillsteht.
Sollte dies nicht möglich sein, siehe Kapitel "Notentriegelung".

7.2 Deckel schließen

- Den Deckel auflegen und die Deckelvorderkante leicht niederdrücken. Die Verriegelung erfolgt motorisch. Die Taste  und die LED  leuchten auf.



Mit den Fingern nicht zwischen Deckel und Gehäuse greifen.
Den Deckel nicht zuschlagen.

8 Ein- und Ausbau des Rotors

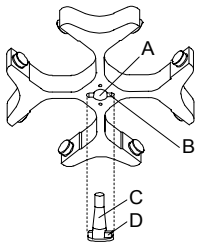


Fig. 4

- Die Motorwelle (C) und die Bohrung des Rotors (A) reinigen und anschließend die Motorwelle leicht einfetten. Schmutzpartikel zwischen der Motorwelle und dem Rotor verhindern einen einwandfreien Sitz des Rotors und verursachen einen unruhigen Lauf.
- Den Rotor vertikal auf die Motorwelle aufsetzen. Der Mitnehmer der Motorwelle (D) muss sich in der Nut des Rotors (B) befinden. Auf dem Rotor ist die Ausrichtung der Nut gekennzeichnet.
- Die Spannmutter des Rotors mit dem mitgelieferten Schlüssel durch Drehen im Uhrzeigersinn anziehen.
- Den Rotor auf festen Sitz prüfen.
- Lösen des Rotors: Die Spannmutter durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn lösen und bis zum Abhebe-Druckpunkt drehen. Nach Überwindung des Abhebe-Druckpunkts löst sich der Rotor vom Konus der Motorwelle. Die Spannmutter drehen, bis sich der Rotor von der Motorwelle abheben lässt.

9 Beladen des Rotors

- Bei Ausschwingrotoren müssen alle Rotorplätze mit Gehängen belegt sein.
- Die Rotoren und Gehänge dürfen nur symmetrisch beladen werden. Zugelassene Kombinationen siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



Die Zentrifuge ist nicht für die Zentrifugation von Blutbeutel zugelassen!

- Bei Behältern mit Gummieinlagen muss sich unter den Zentrifugiergefäßen immer die gleiche Anzahl von Gummieinlagen befinden.
- Die Zentrifugiergefäße immer außerhalb der Zentrifuge befüllen.
- Es darf beim Füllen und beim Ausschwingen der Gehänge keine Flüssigkeit in den Schleuderraum gelangen.
- Um die Gewichtsunterschiede innerhalb der Zentrifugiergefäße möglichst gering zu halten, ist auf eine gleichmäßige Füllhöhe in den Gefäßen zu achten.
- Auf jedem Rotor ist das Gewicht der maximalen Beladung angegeben. Dieses Gewicht darf nicht überschritten werden.

10 Bedien- und Anzeigeelemente

Bitte die Rückseite des Deckblattes aufschlagen.

Fig. 2, Fig. 3: Anzeige- und Bedienfeld

10.1 Symbole des Bedienfeldes



Unwuchtanzeige. Die Unwuchtanzeige leuchtet, wenn der zulässige Gewichtsunterschied innerhalb der Beladung des Rotors überschritten wurde.



Rotationsanzeige. Die Rotationsanzeige leuchtet während des Zentrifugationslaufes, solange der Rotor dreht.



Deckelanzeige. Die Deckelanzeige leuchtet wenn der Deckel geschlossen und verriegelt ist. Während des Zentrifugationslaufes erlischt die Deckelanzeige.

Bedienfehler bzw. auftretende Störungen werden im Display symbolisiert (siehe Kapitel "Störungen").

10.2 Tasten des Bedienfeldes



Wähltaste zum Anwählen der einzelnen Parameter.
Durch jeden weiteren Tastendruck wird der nachfolgende Parameter angewählt.



Durch Drücken der Pfeiltasten wird der Wert eines zuvor angewählten Parameters erhöht oder verkleinert. Bei Gedrückthalten einer Pfeiltaste erhöht oder verkleinert sich der Wert mit zunehmender Geschwindigkeit.



Zentrifugationslauf starten. Die Rotationsanzeige  leuchtet.
Übernahme von Eingaben und Änderungen.



Zentrifugationslauf beenden.
Der Rotor läuft mit vorgewählter Bremsstufe aus. Die LED in der Taste leuchtet bis der Rotor stillsteht.
Zweimaliges Drücken der Taste löst den NOT-STOP aus.



Anwählen der RCF-Anzeige.
Die LED in der Taste leuchtet.


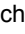




Kurzzeitzentrifugation.
Der Zentrifugationslauf erfolgt, solange die Taste gedrückt gehalten wird.



Speichern und Abrufen von Programmen.
Durch jeden weiteren Tastendruck wird das nachfolgende Programm angezeigt (1 - 2 - 3 - #)



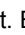

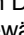


10.3 Einstellmöglichkeiten

t/min	Einstellbar von 1 - 99 min, in 1 min-Schritten.
t/sec	Einstellbar von 1 - 59 s, in 1 Sekunden-Schritten.
∞	Dauerlauf.
RPM	Drehzahl. Einstellbar ist ein Zahlenwert von 500 RPM bis zur maximalen Drehzahl des Rotors. Maximale Drehzahl des Rotors siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Einstellbar von 500 RPM bis 10000 RPM in 10er Schritten und ab 10000 RPM bis zur maximalen Drehzahl in 100er Schritten.
RAD/mm	Zentrifugerradius. Eingabe in mm. Zentrifugerradius siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Die Eingabe des Radius ist nur möglich, wenn die RCF-Anzeige angewählt ist (LED in der Taste  leuchtet).
RCF	Relative Zentrifugalbeschleunigung. Einstellbar ist ein Zahlenwert, der eine Drehzahl zwischen 500 RPM und der maximalen Drehzahl des Rotors ergibt. Einstellbar bis 100 in 1er Schritten und ab 100 in 10er Schritten. Der RCF-Wert wird automatisch auf den Drehzahlschritt auf- bzw. abgerundet. Die Eingabe der RCF ist nur möglich, wenn die RCF-Anzeige angewählt ist (LED in der Taste  leuchtet).
	Anlaufstufen 1 - 9. Stufe 9 = kürzeste Anlaufzeit, Stufe 1 = längste Anlaufzeit.
	Bremsstufen 0 - 9. Stufe 9 = kürzeste Auslaufzeit, Stufe 1 = lange Auslaufzeit, Stufe 0 = längste Auslaufzeit (ungebremster Auslauf).
T/°C	Temperatur-Sollwert (nur bei Zentrifuge mit Kühlung). Einstellbar von -20°C bis +40°C, in 1°C-Schritten. Die tiefste erreichbare Temperatur ist rotorabhängig (siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
PROG	Programm-Nummer. Es können 3 Programme gespeichert werden (Programmplätze 1 - 2 - 3). Der Programmplatz # dient als Zwischenspeicher für geänderte Einstellungen.


11 Zentrifugations-Parameter eingeben

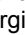

Wird nach der Anwahl oder während der Eingabe von Parametern 8 Sekunden lang keine Taste gedrückt, werden in der Anzeige wieder die vorherigen Werte angezeigt. Die Eingabe der Parameter muss dann erneut durchgeführt werden.


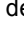








- Mit der Taste  die RPM- oder RCF-Anzeige anwählen. Ist die RCF-Anzeige angewählt, so leuchtet die LED in der Taste .
- Mit der Taste  die gewünschten Parameter anwählen und mit den Tasten   einstellen. Um das Symbol ∞ einzustellen müssen die Parameter **t/min** und **t/sec** mit der Taste  auf Null gestellt werden.
- Nach der Eingabe aller Parameter die Taste  drücken, um die Einstellungen auf Programmplatz # zu speichern. Als Bestätigung wird kurzzeitig ***** ok ***** angezeigt.





Die Daten auf Programmplatz # werden bei jeder Eingabe von Parametern und Drücken der Taste  überschrieben.

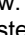12 Programmierung

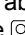12.1 Programm-Eingabe / -Änderung

- Mit der Taste  die RPM- oder RCF-Anzeige anwählen. Ist die RCF-Anzeige angewählt, so leuchtet die LED in der Taste .
- Mit der Taste  die gewünschten Parameter anwählen und mit den Tasten   einstellen.
- Mit der Taste  den Parameter **PROG** anwählen und mit den Tasten   den gewünschten Programmplatz einstellen. Die LED in der Taste  leuchtet.
- Die Taste  drücken, um die Einstellungen auf dem gewünschten Programmplatz zu speichern. Als Bestätigung wird kurzzeitig ***** ok ***** angezeigt.

12.2 Programm-Abbruch

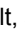- Den gewünschten Programmplatz durch Drücken der Taste  anwählen. Die Zentrifugations-Daten des angewählten Programmplatzes werden angezeigt.
- Die Parameter können durch Drücken der Taste  überprüft werden.

13 Zentrifugation



Wird der zulässige Gewichtsunterschied innerhalb der Beladung des Rotors überschritten, schaltet der Antrieb während des Anlaufs ab, die Unwuchtanzeige leuchtet auf und **IMBALANCE** wird angezeigt.

Ist die Drehzahl im angewählten Programm höher als die maximale Drehzahl des Rotors, kann kein Zentrifugationslauf gestartet werden. Es wird **N > ROTOR MAX** angezeigt (siehe Kapitel "Störungen").

Ein Zentrifugationslauf kann jederzeit durch Drücken der Taste **STOP** abgebrochen werden.

Während des Zentrifugationslaufes können alle Parameter angewählt und geändert werden (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben").

Mit der Taste **RCF** kann jederzeit zwischen der RPM- und RCF-Anzeige umgeschaltet werden. Wird mit der RCF-Anzeige gearbeitet, ist die Eingabe des Zentrifugerradius notwendig.

Wird **OPEN** / **OEFFNEN** angezeigt, so ist eine weitere Bedienung der Zentrifuge erst nach einmaligem Öffnen des Deckels möglich.

- Den Netzschalter einschalten. Schalterstellung I.
- Den Rotor beladen und den Zentrifugendeckel schließen.

13.1 Zentrifugation mit Zeitvorwahl

- Zeit einstellen oder ein Programm mit Zeitvorwahl abrufen (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben" oder "Programm-Abruf").
- Die Taste **START** drücken. Die Rotationsanzeige leuchtet solange der Rotor dreht.
- Nach Ablauf der Zeit oder bei Abbruch des Zentrifugationslaufes durch Drücken der Taste **STOP**, erfolgt der Auslauf mit der angewählten Bremsstufe. Die Bremsstufe wird angezeigt.

Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der daraus resultierende RCF-Wert, die Proben-Temperatur (nur bei Zentrifuge mit Kühlung), und die verbleibende Zeit angezeigt.

13.2 Dauerlauf

- Symbol ∞ einstellen oder ein Dauerlauf-Programm abrufen (siehe Kapitel "Zentrifugations-Parameter eingeben" oder "Programm-Abruf").
- Die Taste **START** drücken. Die Rotationsanzeige leuchtet solange der Rotor dreht. Die Zeitzählung beginnt bei 00:00.
- Die Taste **STOP** drücken um den Zentrifugationslauf zu beenden. Der Auslauf erfolgt mit der angewählten Bremsstufe. Die Bremsstufe wird angezeigt.

Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der daraus resultierende RCF-Wert, die Proben-Temperatur (nur bei Zentrifuge mit Kühlung), und die gelaufene Zeit angezeigt.

13.3 Kurzzeitzentrifugation

- Die Taste **IMPULS** gedrückt halten. Die Rotationsanzeige leuchtet solange der Rotor dreht.
- Die Taste **IMPULS** wieder loslassen um den Zentrifugationslauf zu beenden. Der Auslauf erfolgt mit der angewählten Bremsstufe. Die Bremsstufe wird angezeigt.

Während des Zentrifugationslaufes werden die Drehzahl des Rotors oder der daraus resultierende RCF-Wert, die Proben-Temperatur (nur bei Zentrifuge mit Kühlung), und die gelaufene Zeit angezeigt.

14 Not-Stop

- Die Taste **STOP** 2x drücken.

Beim Not-Stop erfolgt der Auslauf mit Bremsstufe 9 (kürzeste Auslaufzeit). Die Bremsstufe 9 wird angezeigt. War die Bremsstufe 0 vorgewählt, so ist die Auslaufzeit technisch bedingt länger als mit Bremsstufe 9.

15 Akustisches Signal

Das akustische Signal ertönt:

- bei Auftreten einer Störung im 3 s-Intervall.
- nach Beendigung des Zentrifugationslaufes und Stillstand des Rotors im 30 s-Intervall.




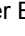
Durch Öffnen des Deckels oder Drücken einer beliebigen Taste wird das akustische Signal beendet.

Das Signal nach Beendigung des Zentrifugationslaufes kann, bei Stillstand des Rotors, folgendermaßen aktiviert oder deaktiviert werden:

- Die Taste 8 s gedrückt halten.
Nach 8 s erscheint **SOUND / BELL** in der Anzeige.
- Mit der Taste oder **OFF** (aus) oder **ON** (ein) einstellen.
- Die Taste **START** drücken um die Einstellung zu speichern.
Als Bestätigung wird kurzzeitig ***** ok ***** angezeigt.

16 Betriebsstunden-Abfrage

Die Abfrage der Betriebsstunden ist nur bei Stillstand des Rotors möglich.

- Die Taste  8 s gedrückt halten.
Nach 8 s erscheint **SOUND / BELL** in der Anzeige.
- Die Taste  nochmals drücken.
Die Betriebsstunden (**CONTROL:**) der Zentrifuge werden angezeigt.
- Zum Verlassen der Betriebsstunden-Abfrage die Taste  oder  drücken.

17 Kühlung (nur bei Zentrifuge mit Kühlung)

Der Temperatur-Sollwert kann von -20°C bis +40°C eingestellt werden. Die tiefste erreichbare Temperatur ist rotorabhängig (siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").

17.1 Standby-Kühlung

Bei Stillstand des Rotors und geschlossenem Deckel wird der Schleuderraum auf die vorgewählte Temperatur gekühlt. Im Display wird der Temperatur-Sollwert angezeigt.

17.2 Vorkühlen des Rotors

Zum schnellen Vorkühlen des unbeladenen Rotors und des Zubehörs, empfiehlt sich ein Zentrifugationslauf mit den Einstellungen Dauerlauf und einer Drehzahl von ca. 20% der maximalen Drehzahl des Rotors.

18 Zentrifugation von Stoffen mit höherer Dichte

Die Rotoren sind so konstruiert, dass sie bei angegebener Nenndrehzahl Stoffe mit einer durchschnittlichen homogenen Dichte von max. 1,2 kg/dm³ zentrifugieren können. Stoffe mit einer höheren Dichte müssen mit reduzierter Drehzahl zentrifugiert werden.

Die erlaubte Drehzahl lässt sich nach folgender Formel berechnen:

$$\text{Reduzierte Drehzahl (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{höhere Dichte}}} \times \text{Nenndrehzahl}$$

z.B.: RPM 4000, Dichte 1,6 kg/dm³



$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1,2}{1,6}} \times 4000 = 3464 \text{ RPM}$$

Bei eventuellen Unklarheiten ist Auskunft beim Hersteller einzuholen.

19 Rotor-Erkennung

Nach jedem Start eines Zentrifugationslaufes wird der eingesetzte Rotor erkannt.


Nach einem Rotorwechsel schaltet der Antrieb ab und die maximale Drehzahl sowie der Rotorcode des Rotors werden kurzzeitig angezeigt.

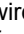Anschließend wird  OPEN  OEFFNEN angezeigt und eine weitere Bedienung der Zentrifuge ist erst nach einmaligem Öffnen des Deckels möglich.


Wenn nach einem Rotorwechsel die maximale Drehzahl des Rotors kleiner als die eingestellte Drehzahl ist, wird die Drehzahl auf die maximale Drehzahl des Rotors begrenzt.

20 Notentriegelung

Bei einem Stromausfall kann der Deckel nicht motorisch geöffnet werden. Es muss eine Notentriegelung von Hand durchgeführt werden.

 Zur Notentriegelung die Zentrifuge vom Netz trennen.
Den Deckel nur bei Stillstand des Rotors öffnen.

Bitte die Rückseite des Deckblattes aufschlagen.

- Den Stopfen (Fig. 1, A) aus der Bohrung herausziehen.
- Den Sechskant-Stiftschlüssel waagerecht in die Bohrung einführen und vorsichtig eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der Deckel öffnen lässt.
- Den Sechskant-Stiftschlüssel wieder aus der Bohrung herausziehen.
- Den Stopfen wieder einsetzen.
- Nach dem Wiedereinschalten der Zentrifuge die Taste  drücken, dass die motorische Deckelverriegelung wieder die Grundstellung (geöffnet) einnimmt.

21 Pflege und Wartung



Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.

Bevor ein anderes als das vom Hersteller empfohlene Reinigungs- oder Dekontaminationsverfahren angewandt wird, hat sich der Benutzer beim Hersteller zu vergewissern, dass das vorgesehene Verfahren das Gerät nicht schädigt.

- Es sind Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu verwenden, die im pH-Bereich 6 - 8 liegen. Alkalische Reinigungsmittel mit einem pH-Wert > 8 sind zu vermeiden.
- Um Korrosionserscheinungen durch Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu vermeiden sind die speziellen Anwendungshinweise vom Hersteller des Reinigungs- oder Desinfektionsmittels unbedingt zu beachten.

21.1 Zentrifuge

- Das Gehäuse der Zentrifuge und den Schleuderraum regelmäßig säubern und bei Bedarf mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser reinigen. Dies dient zum einen der Hygiene und es verhindert Korrosion durch anhaftende Verunreinigungen.
- Bei Bildung von Kondenswasser den Schleuderraum, durch Auswischen mit einem saugfähigen Tuch, trocknen.
- Gelangt infektiöses Material in den Schleuderraum, so ist dieser umgehend zu desinfizieren.
- Die Gummidichtung des Schleuderraums nach jeder Reinigung leicht einfetten.

21.2 Rotoren und Zubehör

- Um einer Korrosion und Materialveränderungen vorzubeugen müssen die Rotoren und die Zubehörteile regelmäßig mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Die Reinigung wird mindestens einmal wöchentlich, noch besser nach jedem Gebrauch empfohlen.
- Sind der Rotor oder die Zubehörteile durch pathogenes oder radioaktives Material verunreinigt, so muss eine geeignete Reinigung durchgeführt werden.
- Die Rotoren und Zubehörteile müssen unmittelbar nach der Reinigung getrocknet werden.
- Winkelrotoren, Behälter und Gehänge aus Aluminium sind nach dem Trocknen leicht einzufetten (Hettich-Schmierfett Best.-Nr. 4051).
- Bei aerosoldichten Rotoren und Bio-Sicherheitssystemen (siehe Kapitel "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories") sind die Dichtungsringe regelmäßig (wöchentlich) zu prüfen und zu reinigen. Bei Anzeichen von Rissbildung, Versprödung oder Abnutzung ist der Dichtungsring sofort auszutauschen.
- Um Korrosion infolge Feuchtigkeit zwischen Rotor und Motorwelle zu verhindern, sollte der Rotor mindestens einmal im Monat ausgebaut, gereinigt und die Motorwelle leicht gefettet werden.
- Die Rotoren und die Zubehörteile sind monatlich auf Korrosionsschäden zu überprüfen.



Rotoren und Zubehör dürfen bei Anzeichen von Verschleiß oder Korrosion nicht mehr verwendet werden.

21.2.1 Tragzapfen

Bei Ausschwingrotoren müssen die Tragzapfen regelmäßig gefettet werden (Hettich-Schmierfett Nr. 4051), um ein gleichmäßiges Ausschwingen der Gehänge zu gewährleisten.

21.2.2 Kunststoff-Nutgehänge Best. 5091

Die Verwendung des metallarmierten Kunststoff-Gehänges Best.-Nr. 5091 ist zeitlich begrenzt. Die Lebensdauer ist auf dem Gehänge eingepreßt.



Nach Ablauf der eingepreßten Zeitangabe ist dieses aus Sicherheitsgründen unbedingt auszutauschen.

21.3 Autoklavieren

Ausschwingrotoren, Winkelrotoren aus Aluminium und das Zubehör können bei 121°C (20 min) autoklaviert werden. Ausnahme: Das Kunststoff-Nutgehänge Best.-Nr. 5091 darf nicht autoklaviert werden.



Die Deckel der Rotoren und Behälter müssen vor dem Autoklavieren abgenommen werden.

Das Autoklavieren beschleunigt den Alterungsprozess von Kunststoffen. Außerdem kann es bei Kunststoffen Farbveränderungen verursachen.

21.4 Glasbruch

- Bei Glasbruch sind die Glassplitter und ausgelaufenes Zentrifugiergut aus dem Schleuderraum und aus den Behältern oder Bohrungen der Behälter sorgfältig zu entfernen.
- Die Gummieinlagen ersetzen.



Die Gummieinlagen der Behälter müssen nach einem Glasbruch ersetzt werden, denn verbleibende Glassplitter in Gummieinlagen verursachen weiteren Glasbruch.

- Handelt es sich um infektiöses Material so ist umgehend eine Desinfektion durchzuführen.

22 Störungen

Lässt sich der Fehler nach der Störungstabelle nicht beheben, und erscheint nach NETZ-RESET die Fehlermeldung erneut in der Anzeige, so ist der Hettich-Kundendienst zu benachrichtigen.

Bitte den Zentrifugentyp und die Werknummer angeben. Beide Werte sind auf dem Typenschild der Zentrifuge ersichtlich.

NETZ-RESET: - Netzschalter AUS, länger 10s.
- Netzschalter EIN.

Anzeige		Ursache	Beseitigung
keine Anzeige	---	- keine Spannung. - Auslösen der Überstromsicherung.	- Versorgungsspannung überprüfen. - Netzschalter EIN.
TACHO - ERROR	01	- Tacho defekt.	- Deckel öffnen. - Rotor von Hand drehen. - NETZ-RESET, beim Einschalten muss sich der Rotor drehen.
	02	- Kein Rotor eingebaut. - Motor, Umrichter, Antrieb defekt.	
IMBALANCE	---	Unwucht an der Motorachse durch Gewichtsunterschieden in der Rotorbestückung.	- Deckel öffnen. - Unwucht beseitigen.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Fehler Deckelverriegelung	- Deckel öffnen. - NETZ-RESET
N > MAX	05	Überdrehzahl	
N < MIN	13	Unterdrehzahl	
ROTORCODE	10	Fehler Rotorcodierung	
MAINS INTERRUPT	---	Netzunterbrechung, Zentrifugation nicht beendet	- Deckel öffnen. - Taste START drücken.
VERSIONS-ERROR	12	Keine Übereinstimmung der Elektronik-Komponenten	- Deckel öffnen. - NETZ-RESET
CONTROL-ERROR	21 - 27	Fehler / Defekt Steuerteil	
SER I/O - ERROR	30 - 38	Fehler / Defekt Schnittstelle	
° C * - ERROR	50 - 56	Fehler / Defekt Kühlung	
LOCK - ERROR	57	Fehler / Defekt Programm-Verriegelung	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Fehler / Defekt Motorsteuerung	
N > ROTOR-MAX	---	Drehzahl im angewählten Programm größer als die maximale Drehzahl des Rotors.	- Drehzahl überprüfen und korrigieren.

23 Reparaturannahme von Zentrifugen

Wird die Zentrifuge zur Reparatur an den Hersteller zurückgesandt, so muss diese, zum Schutz von Personen, Umwelt und Material, vor dem Versand dekontaminiert und gereinigt werden.

Eine Annahme von kontaminierten Zentrifugen behalten wir uns vor.

Anfallende Kosten für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Wir bitten dafür um Ihr Verständnis.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage <http://www.HettichLab.com>

Contents

1	Intended application	11
2	Notes on safety	11
3	Warning symbols	12
4	Delivery checklist	12
5	Unpacking the centrifuge	12
6	Initial operation	12
7	Opening and closing the lid.....	12
7.1	Opening the lid.....	12
7.2	Closing the lid	12
8	Installation and removal of the rotor.....	13
9	Loading the rotor.....	13
10	Control and display elements.....	13
10.1	Control panel symbols	13
10.2	Control panel pushbuttons (keys)	13
10.3	Adjustment possibilities.....	14
11	Entering centrifugation parameter.....	14
12	Programming	14
12.1	Programme input/alteration.....	14
12.2	Programme recall.....	14
13	Centrifugation	15
13.1	Centrifugation with pre-set time	15
13.2	Continuous run.....	15
13.3	Short-term centrifugation	15
14	Emergency Stop	15
15	Acoustic Signal	15
16	Recall hours of operation	16
17	Cooling (only in centrifuges with cooling).....	16
17.1	Standby-cooling	16
17.2	Pre-cooling the rotor	16
18	Centrifugation of materials with higher density	16
19	Rotor Identification	16
20	Emergency release	16
21	Maintenance and servicing	17
21.1	Centrifuge	17
21.2	Rotors and Attachments	17
21.2.1	Supporting lugs	17
21.2.2	Synthetic slotted hanger Order No. 5091	17
21.3	Autoclaving	17
21.4	Broken glass	18
22	Faults	18
23	Acceptance of the centrifuges for repair	18
24	Anhang / Appendix.....	37
24.1	Technische Daten / Technical specification	37
24.2	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories	38

1 Intended application

The centrifuge is used for separating substances or mixtures with a density of up to max. 1.2 kg/dm³.

2 Notes on safety



- This centrifuge is a state-of-the-art piece of equipment which is extremely safe to operate.
 - However, it can lead to danger for users or others if used by untrained staff, in an inappropriate way or for a purpose other than that it was designed for.
- Before the initial operation of your centrifuge you should read and pay attention to the operating instructions.
- Along with the operating instructions and the legal regulations on accident prevention, you should also follow the recognised professional regulations for working in a safe and professional manner.

These operating instructions should be read in conjunction with any other instructions concerning accident prevention and environmental protection based on the national regulations of the country where the device is to be used.
- The centrifuge should be installed on a good, stable base.
- Centrifuge containers must not be filled beyond the capacity specified by the manufacturer.
 - Centrifuge containers should only be filled outside the centrifuge.
- Standard centrifuge containers of glass will not stand RCF values exceeding 4000 (DIN 58970, pg. 2)
- Centrifuge containers may only be centrifuged with accessories (reducing adapters, frames, suspensions, etc.) authorised by the manufacturer (see section "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
- When centrifuging with maxim revolutions per minute the density of the materials or the material mixtures may not exceed 1.2 kg/dm³.
- The centrifuge may only be operated when the balance is within the bounds of acceptability.
- The centrifuge must not be operated in areas subject to danger of explosions.
- The centrifuge must not be used with:
 - inflammable or explosive materials
 - materials that react with one another producing a lot of energy.
- If users have to centrifuge hazardous materials or compounds contaminated with toxic, radioactive or pathogenic micro-organisms, they must take appropriate measures.

Without additional proceedings (like an additional bioseal between bucket and lid of bucket or angle rotor with a special bioseal between rotor and lid) a centrifuge is not a biosafety system in accordance to the regulation EN 61010-2-20. In the case of material belonging to risk group II (see the World Health Organisation's "Laboratory Biosafety Manual") they should employ a biosafety system. Under this system small drips and aerosols are prevented from escaping by a bioseal (packing ring) located between the hanger and the lid. Centrifuge containers with special screw caps, as obtainable through trade suppliers, can also be used for hazardous substances.

In the case of materials from the higher risk groups greater safety provision is required than the arrangements described above. In a biosafety system, centrifuge containers with special screw caps must be used.
- For further details of available biosafety systems see section "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". If in doubt, you should obtain relevant information from the manufacturer.
- The centrifuge must not be operated with highly corrosive substances which could impair the mechanical integrity of rotors, hangers and accessories.
- Any rotors, hangers or accessories showing clear signs of corrosion or mechanical defects must not be used for centrifuging.
- Repairs must only be carried out by personnel authorised to do so by the manufacturer.
- Only original spare parts and original accessories licensed by the Hettich company are allowed to be utilised.
- In case of fault or emergency release, never touch the rotor before it has stopped turning.
- This centrifuge is classified in Germany as a Group 3 device according to the *Medizinische Geräteverordnung MedGV* (the regulations on medical equipment).
- It conforms to safety regulations based on:
 - IEC 1010-1/-2
 - DIN - EN61010 Parts 1and 2
- The safe operation and reliability of the centrifuge can only be guaranteed if:
 - the centrifuge is operated in accordance with the operating instructions,
 - the electrical installation on the site where the centrifuge is installed conforms to the demands of IEC stipulations,
 - prescribed tests to UVV-VBG7z are carried out by an expert.
- With centrifuges for robotic use please pay attention to the notes of the key operated switch.

No claim under guarantee will be considered by the manufacturer unless the above instructions have been adhered to.

3 Warning symbols



Caution! Follow instructions carefully.



Load centrifuge rotor evenly.
All positions on rotor must be filled.



Do not fill centrifuge containers inside the centrifuge.

4 Delivery checklist

- 1 Connecting cable
- 1 Fuse
- 1 Hex. pin driver
- 1 Lubricating grease for supporting lugs
- 1 Operating instructions
- 1 Notes on moving the equipment safely

The rotor(s) and associated accessories are included in the delivery in the quantity ordered.

5 Unpacking the centrifuge

- Lift the carton upward and remove the padding.
- Separate the centrifuge from the pallet.
- Lift the centrifuge on both sides with an appropriate number of helpers and place it on the laboratory table.



Do not lift by the front panel.

6 Initial operation

- According to the laboratory instrument standards EN 61010-2-20 an emergency switch to separate power supply in the event of a failure must be installed in the building electrical system. This switch has to be placed remote from the centrifuge, preferred outside of the room in which the centrifuge is installed or near by the exit of this room.
- Position the centrifuge in a stable and level manner in a suitable place. When setting up the equipment, care should be taken to provide the required safety area of 300 mm around the centrifuge in accordance with IEC 1010-2-2.






While the centrifuge is in operation no individuals and hazardous materials are allowed to be in the safety zone.

- Do not place any object in front of the ventiduct. Keep a ventilation area of 300 mm around the ventiduct.
- Check whether the mains voltage tallies with the statement on the type plate.
- Connect the centrifuge with the with the connection cable to a standard mains socket.
- Turn on the mains switch. Switch position "I".
The type of machine and programme version will be displayed, and after 8 seconds the last utilised centrifuging data will be displayed.
- Open the lid.
- Remove the transport safety device (see instruction sheet on "Moving the equipment safely").

7 Opening and closing the lid



7.1 Opening the lid

- Press the button  on the front panel. The lid is opened by motor the light in the button  and the LED  extinguish.



The lid can only be opened when the centrifuge is switched on and the rotor is at rest. If it cannot be opened under these circumstances, see the section on "Emergency release".

7.2 Closing the lid

- Place the lid and lightly press down the front edge of the lid. The locking action is effected by motor. The button  and the LED  light up.



Do not put your fingers between lid and housing.
Do not bang the lid shut.

8 Installation and removal of the rotor

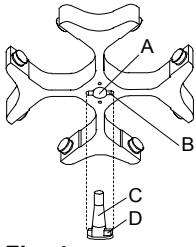


Fig. 4

- Clean the motor shaft (C) and the rotor drilling (A), and lightly grease the motor shaft afterwards. Dirt particles between the motor shaft and the rotor hinder a perfect seating of the rotor and cause an irregular operation.
- Place the rotor vertically on the motor shaft. The motor shaft dog (D) has to fit in the rotor slot (B). The alignment of the groove is labelled on the rotor.
- Tighten the rotor tension nut with the supplied wrench by turning in a clockwise direction.
- Check the rotor for firm seating.
- Loosening the rotor: Loosen the tension nut by turning in a counter clockwise direction, and turning until the working point for lifting. After passing the working point for lifting the rotor is loosened from the motor shaft cone. Turn the tension nut until the rotor is able to be lifted from the motor shaft.

9 Loading the rotor

- With swing-out rotors all rotor positions must be lined with hangers.
- The rotors and hangers may only be loaded symmetrically. For authorised combinations see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



The centrifuge is not approved for the centrifugation of blood bags!

- In containers with rubber inserts, the same number of rubber inserts must always be among the centrifuge containers.
- Always fill the centrifuge containers outside of the centrifuge.
- No liquid should be allowed to enter the centrifugal chamber during filling and swinging out of the hangers.
- In order to maintain the weight differences within the centrifuge container as marginal as possible, a consistent fill level in the containers is to be heeded.
- The maximum loading weight is stated on every rotor. This weight may not be exceeded.

10 Control and display elements

Please turn to the rear side of this cover sheet.

Fig. 2, Fig. 3: Display and control panel

10.1 Control panel symbols



Unbalance display. The unbalance display lights up if the permissible weight difference within the rotor loading has been exceeded.



Rotation display. The rotation display lights up during the centrifugation run as long as the rotor is turning.



Lid display. The lid display lights up if the lid is closed and locked. During the centrifugation run the lid display is extinguished.

Operating errors or any occurring disturbances are symbolised in the display (see Chapter "Faults").

10.2 Control panel pushbuttons (keys)




Selection control key for selection of specific parameter. The subsequent parameter is selected by every further keystroke.



By pushing the arrow keys the value of a previously selected parameter is increased or decreased. By keeping an arrow key depressed the value is increased or decreased with increasing speed.



Start the centrifugation run. The rotation display  lights up. Acquisition of input and changes.



Stop the centrifugation run. The rotor runs down with pre-selected brake step. The LED in the key lights up until the rotor stops. Pushing the key twice triggers the EMERGENCY STOP.



Selecting the RCF display. The LED in the key lights up.







Short-term centrifugation. The centrifugation run is effected as long as the key is held down.






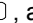




Storing and recalling programmes. The subsequent programme is displayed by every further keystroke (1 - 2 - 3 - #).



10.3 Adjustment possibilities

t/min	Adjustable from 1 - 99 min. in 1-min. intervals.
t/sec	Adjustable from 1 - 59 sec. in 1-sec. intervals.
∞	Continuous run.
RPM	Revolutions per minute. A numerical value from 500 RPM up to the maximum speed of the rotor can be set. Maximum speed of the rotor, see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Adjustable from 500 RPM to 10000 RPM in steps of 10 and from 10000 RPM up to the maximum speed in steps of 100.
RAD/mm	Centrifugation radius. Input in mm. For centrifugation radius see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". The input of the radius is only possible if the RCF display is selected (LED in the key  lights up).
RCF	Relative Centrifugal Acceleration. A numerical value can be set, which gives a speed between 500 RPM and the maximum speed of the rotor. Adjustable up to 100 in intervals of 1, and from 100 in intervals of 10. The RCF value is automatically rounded up or rounded down with regard to the RPM interval. The input of the RCF is only possible if the RCF display is selected (LED in the key  lights up).
	Starting steps 1 - 9. Step 9 = shortest starting time, Step 1 = longest starting time.
	Brake steps 0 - 9. Step 9 = shortest run-down time, Step 1 = long run-down time, Step 0 = longest run-down time (brakeless run-down).
T/°C	Temperature Set Point (only in centrifuges with cooling). Adjustable from -20°C to +40°C, in 1°C intervals. The lowest obtainable temperature depends on the rotor (see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
PROG	Programme Number. 3 programmes can be stored (programme positions 1 - 2 - 3). The programme position # serves as temporary storage for altered adjustments.

11 Entering centrifugation parameter











 If no key is pressed for 8 seconds long after the selection or during the input of parameters, the previous values will be shown in the display. The input of parameter then has to be executed again.

- Select the RPM or RCF display with the key . If the RCF display is selected, the LED in the key  lights up.
- Select the desired parameter with the key , and adjust with the keys  .
- In order to adjust the symbol ∞, the parameters **t/min** and **t/sec** must be set to zero with the key .
- After input of all parameters, press the key  in order to store the adjustments on the programme position #. As confirmation, ***** ok ***** will be displayed for a short period.

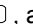

 The data on the programme position # will be overwritten with every input of parameters and pressing of the key .

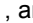12 Programming

12.1 Programme input/alteration

- Select the RPM or RCF display with the key . If the RCF display is selected, the LED in the key  lights up.
- Select the desired parameter with the key , and adjust with the keys  .
- Select the parameter **PROG** with the key , and set the desired programme position with the keys  . The LED in the key  lights up.
- Press the key  in order to store the adjustments to the desired programme position. As confirmation, ***** ok ***** will be displayed for a short period.

12.2 Programme recall

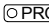- Select the desired programme position by pressing the key .
- The centrifugation data of the selected programme position will be displayed.
- The parameters can be checked by pressing the key .

13 Centrifugation



If the permissible weight difference within the rotor loading has been exceeded, the drive shuts down during the start-up, the unbalance display lights up, and **IMBALANCE** is displayed.

If the speed in the selected program is higher than the maximum speed of the rotor, it will not be possible to start a centrifugation run. **N > ROTOR MAX** will be displayed (see Chapter "Faults").

A centrifugation run can be stopped at any time by pushing the key **STOP**.

All parameters can be selected and altered during the centrifugation run (see Chapter "Entering centrifugation parameter").

You can switch-over at any time between the RPM and RCF display with the key **RCF**. The input of the centrifugation radius is necessary if you are working with the RCF display.

If **OPEN** or **OEFFNEN** is displayed, a further operation of the centrifuge is only possible after opening the lid once.

- Turn on the mains switch. Switch position I.
- Load the rotor and close the centrifuge lid.

13.1 Centrifugation with pre-set time

- Adjusting time or recall a programme with pre-set time (see Chapter "Entering centrifugation parameter" or "Programme recall").
- Press the key **START**. The rotation display **Q** lights up as long as the rotor is turning.
- After expiration of the time or with truncation of the centrifugation run by pushing the key **STOP**, the run-down is effected with the selected brake step. The brake step is displayed.

During the centrifugation run the rotational speed of the rotor or the subsequently resulting RCF value, the sample temperature (only in centrifuges with cooling) and the remaining time will be displayed.

13.2 Continuous run

- Adjusting the symbol ∞ or recall a continuous run programme (see Chapter "Entering centrifugation parameter" or "Programme recall").
- Press the key **START**. The rotation display **Q** lights up as long as the rotor is turning. The time metering begins at 00:00.
- Press the key **STOP** in order to stop the centrifugation run. The run-down is effected with the selected brake step. The brake step is displayed.

During the centrifugation run the rotational speed of the rotor or the subsequently resulting RCF value, the sample temperature (only in centrifuges with cooling) and the expired time will be displayed.

13.3 Short-term centrifugation

- Hold down the key **IMPULS**. The rotation display **Q** lights up as long as the rotor is turning.
- Let go of the key **IMPULS** again in order to stop the centrifugation run. The run-down is effected with the selected brake step. The brake step is displayed.

During the centrifugation run the rotational speed of the rotor or the subsequently resulting RCF value, the sample temperature (only in centrifuges with cooling) and the expired time will be displayed.

14 Emergency Stop

- Press the key **STOP** twice.

With Emergency Stop the run-down is effected with brake step 9 (shortest run-down time). Brake step 9 is displayed. If brake step 0 was pre-selected, the run-down time is technically longer than with brake step 9.

15 Acoustic Signal

The acoustic signal sounds:

- Upon the appearance of a disturbance in 3 second intervals.
- After completion of a centrifugation run and rotor standstill in 30 second intervals.





The acoustic signal is stopped by opening the lid or pressing any key.

The signal can be activated or deactivated after completion of the centrifugation run (if the rotor is at standstill) in the following manner:

- Hold down the key **Q** for 8 seconds.
After 8 seconds, **SOUND / BELL** appears in the display.
- Set **OFF** or **ON** with the key **▲** or **▼**.
- Press the key **START** in order to store the setting.
As confirmation, ***** ok ***** will be displayed for a short period.

16 Recall hours of operation

Recall hours of operation is only possible during rotor standstill.

- Hold down the key  for 8 seconds.
After 8 seconds, **SOUND / BELL** appears in the display.
- Press the key  once again.
The centrifuge's hours of operation (**CONTROL:**) are displayed.
- Press the key  or  to exit the hours of operation recall.

17 Cooling (only in centrifuges with cooling)

The temperature set-point can be adjusted from -20°C to +40°C. The lowest obtainable temperature is dependent on the rotor (see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").

17.1 Standby-cooling

With rotor standstill and closed lid the centrifugal chamber is cooled to the pre-selected temperature. The temperature set-point is shown in the display.

17.2 Pre-cooling the rotor

For rapid pre-cooling of the unloaded rotor and the accessories, it is recommended that the centrifuge is run with the continuous running settings and a speed of ca. 20% of the maximum rotor speed.

18 Centrifugation of materials with higher density

The rotors are designed to centrifuge substances up to a maximum mean homogenous density of 1.2 kg/dm³ when rotating at the stated speed.

Denser substances must be centrifuged at lower speed.

The permissible speed can be calculated using the following formula:

$$\text{Reduced speed (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1.2}{\text{Greater density}}} \times \text{Rated speed}$$

e.g.: RPM 4000, density 1.6 kg/dm³



$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1.2}{1.6}} \times 4000 = 3464 \text{ RPM}$$

If in doubt you should obtain clarification from the manufacturer.

19 Rotor Identification

After every start of a centrifugation run the rotor utilised is identified.


After the rotor has been changed, the drive switches off and the maximum speed and the rotor code are displayed briefly.

Afterwards,  OPEN  OEFFNEN is displayed and further operation of the centrifuge is only possible after opening the lid once.


If, following a rotor change, the maximum speed of the rotor is less than the set speed, the speed is limited to the maximum speed of the rotor.

20 Emergency release

In the event of a power failure the lid cannot be opened by motor. An emergency release has to be executed by hand.

 For emergency release disconnect the centrifuge from the network.
Open the lid only during rotor standstill.

Please turn to the rear side of the cover sheet.

- Pull the plug out of the drilling (Fig. 1, A).
- Insert the hexagon socket head wrench horizontally in the drilling, and carefully turn a half revolution in clockwise direction until the lid is able to be opened.
- Pull the hexagon socket head wrench out of the drilling again.
- Re-insert the plug.
- After turning the centrifuge on again, press the button  so that the motor-driven lid locking once again assumes the normal position (opened).

21 Maintenance and servicing



Pull the mains plug before cleaning.

Before any other cleaning or decontamination process other than that recommended by the manufacturer is applied, the user has to check with the manufacturer that the planned process does not damage the device.

- Cleaning agents and disinfectants which lie in the pH range 6 – 8 are to be utilised. Alkaline cleaning agents with a pH value > 8 are to be avoided.
- In order to prevent appearances of corrosion through cleaning agents or disinfectants, the application guide from the manufacturer of the cleaning agent or disinfectant are absolutely to be heeded.

21.1 Centrifuge

- Regularly clean the centrifuge housing and the centrifugal chamber; and if necessary, clean with soap or a mild cleaning agent and water. For one thing, this services purposes of hygiene, and it also prevents corrosion through adhering impurities.
- In the event of condensation water formation, dry the centrifugal chamber by wiping out with an absorbent cloth.
- If infectious materials penetrates into the centrifugal chamber this is to be disinfected immediately.
- Lightly grease the rubber seal of the centrifugal chamber after every cleaning.

21.2 Rotors and Attachments

- Rotors and accessory parts must be regularly cleaned with soap or a mild cleaning agent and water in order to prevent corrosion and changes of material. Cleaning is recommended at least once a week, even better after every usage.
- If the rotor or accessory parts are contaminated by pathogenic or radioactive material, a suitable cleaning has to be executed.
- The rotors and accessory parts must be dried immediately after cleaning.
- Angle rotors, containers and hangers made of aluminium are to be lightly greased after drying (Hettich Lubricating Grease Order No. 4051).
- With aerosol-sealed rotors and bio safety systems (see Chapter "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories") the sealing rings are to be checked and cleaned regularly (weekly). The sealing ring is to be replaced immediately upon indication of crack formation, embrittlement or abrasive wear.
- In order to prevent corrosion as a result of moisture between the rotor and the motor shaft, the rotor should be disassembled and cleaned at least once a month, and the motor shaft should be lightly greased.
- The rotors and accessory parts are to be checked on a monthly basis for corrosion damage.



Rotors and attachments may no longer be utilised upon indication of wear and tear or corrosion.

21.2.1 Supporting lugs

With swing-out rotors the supporting lugs must be regularly lubricated (Hettich Lubricating Grease No. 4051) in order to ensure consistent swinging out of the hangers.

21.2.2 Synthetic slotted hanger Order No. 5091

Utilisation of the metal-reinforced synthetic hanger (Order No. 5091) is for a limited period of time. The service life is imprinted on the hanger.



Due to safety considerations, this absolutely has to be replaced after expiration of the imprinted date.

21.3 Autoclaving

Swing-out rotors, angle rotors made of aluminium and accessory parts can be autoclaved at 121°C (20 min). Exception: The synthetic slotted hanger (Order No. 5091) may not be autoclaved.



The lids of the rotors and containers must be removed before autoclaving.

Autoclaving accelerates the ageing process of plastics. In addition, it can cause colour alterations in plastics.

21.4 Broken glass

- In the event of broken glass the glass splinters and leaking centrifugal material are to be carefully removed from the centrifugal chamber and from the containers or container drillings.
- Replace the rubber inserts.



The rubber inserts of the container must be replaced after breakage of glass, because any remaining glass splinters in the rubber cores could cause further breakage of glass.

- If this concerns infectious material, a disinfection process is to be executed immediately.

22 Faults

If the error is not able to be eliminated according to the fault chart, and if the error message appears once again in the display after MAINS-RESET, the Hettich Customer Service Department is to be notified.

Please state the type of centrifuge and the factory serial number. Both values are visible on the centrifuge type plate.

MAINS RESET: - Mains switch OFF for longer than 10 secs.
- Mains switch ON.

Message / fault		Cause	Remedy
No display	---	- No voltage. - Overvoltage protection tripped out.	- Check supply voltage. - Mains switch ON.
TACHO - ERROR	01	- Faulty speedometer.	- Open lid. - Turn rotor manually. - MAINS-RESET when power is switched on, rotor should turn.
	02	- No rotor installed. - Defective motor, frequency converter or drive.	
IMBALANCE	---	Imbalance about motor axis through weight differential in rotor assembly.	- Open lid. - Correct imbalance.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Error in lid locking or lid closure.	- Open lid. - MAINS-RESET
N > MAX	05	Rotation too fast	
N < MIN	13	Rotation too slow	
ROTORCODE	10	Incorrect rotor coding	- Open lid. - Push (START) button.
MAINS INTERRUPT	---	Power failure, centrifuging not properly completed	
VERSIONS-ERROR	12	Mismatch between electronic components	- Open lid. - MAINS-RESET
CONTROL-ERROR	21 - 27	Error / defective control unit	
SER I/O - ERROR	30 - 38	Error / defective interface	
° C * - ERROR	50 - 56	Error / defective cooling	
LOCK - ERROR	57	Error / defective program locking	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Error / defective motor control	- Check the set speed. - Reduce the set speed
N > ROTOR-MAX	---	Speed in the selected program greater than the maximum speed of the rotor.	

23 Acceptance of the centrifuges for repair

If the centrifuge is returned to the manufacturer for repair, it must be decontaminated and cleaned to protect persons, environment and material.

We reserve the right to accept contaminated centrifuges.

Costs incurred for cleaning and disinfection are to be charged to the customer.

We ask for your understanding in this matter.

You will find further information on our homepage: <http://www.HettichLab.com>

Table des matières

1	Utilisation	20
2	Consignes de sécurité	20
3	Symboles utilisés	21
4	Composition de la livraison	21
5	Déballer la centrifugeuse	21
6	Mise en service	21
7	Ouvrir et fermer le couvercle	21
7.1	Ouvrir le couvercle	21
7.2	Fermer le couvercle	21
8	Montage et démontage du rotor	22
9	Chargement du rotor	22
10	Organes de commande et indicateurs	22
10.1	Icônes de la console de commande	22
10.2	Touches de la console de commande	22
10.3	Possibilités de réglage	23
11	Saisie des paramètres de centrifugation	23
12	Programmation	23
12.1	Saisie / Modification de programme	23
12.2	Appel de programme	23
13	Centrifugation	24
13.1	Centrifugation avec sélection de temps préalable	24
13.2	Centrifugation continue	24
13.3	Centrifugation rapide	24
14	Arrêt d'urgence	24
15	Signal sonore	24
16	Interrogation du compteur de durée de fonctionnement	25
17	Refroidissement (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement)	25
17.1	Refroidissement en veilleuse	25
17.2	Pré-refroidissement du rotor	25
18	Centrifugation de substances à haute densité	25
19	Identification de rotor	25
20	Déverrouillage d'urgence	25
21	Entretien et maintenance	26
21.1	Centrifugeuse	26
21.2	Rotors et accessoires	26
21.2.1	Goupilles de fixation	26
21.2.2	Suspension rainurée en plastique n° de référence 5091	26
21.3	Autoclavage	26
21.4	Bris de verre	27
22	Défauts	27
23	Réparation des centrifugeuses	27
24	Anhang / Appendix	37
24.1	Technische Daten / Technical specification	37
24.2	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories	38

1 Utilisation

La centrifugeuse est utilisée pour la centrifugation de matières ou de mélanges d'une densité maximale de 1,2 kg/dm³.

2 Consignes de sécurité



- La centrifugeuse a été construite conformément à l'état actuel de la technique et son fonctionnement est sûr.
 - Elle peut cependant présenter des dangers pour l'utilisateur ou des tiers si son utilisation n'est pas confiée à un personnel dûment formé, est inadéquate ou non conforme à sa destination.
- Il importe de lire et de respecter le mode d'emploi avant la mise en service de la centrifugeuse.
- Outre le mode d'emploi et les réglementations contraignantes relatives à la prévention des accidents, il importe également de respecter les règles spécifiques et communément admises en matière de sécurité et de travail. Le mode d'emploi doit être complété des dispositions nationales applicables à la prévention des accidents et à la protection de l'environnement.
- Veiller à la stabilité de la centrifugeuse.
- Les récipients de centrifugation ne peuvent être remplis qu'à la capacité indiquée par le fabricant.
 - Les récipients de centrifugation doivent être remplis à l'extérieur de la centrifugeuse.
- Des récipients standard de centrifugation en verre sont résistants jusqu' à un ACR de 4000 (DIN 58970, partie_2).
- Les récipients (tubes, bouteilles) ne doivent être centrifugés qu'avec des accessoires (réducteurs, nacelles, portoirs, etc.) autorisés par le constructeur (voir chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
- Dans le cas de la centrifugation à la vitesse maximale, la densité des substances et des mélanges de substances ne doit pas excéder 1,2 kg/dm³.
- Il est interdit de procéder à des centrifugations en présence de défauts d'équilibrage.
- Il est interdit d'utiliser la centrifugeuse dans des locaux présentant des risques d'explosion.
- Il est interdit de procéder à des centrifugations :
 - avec des matières inflammables ou explosives,
 - avec des matières susceptibles de réagir chimiquement ou de dégager d'importantes quantités d'énergie.
- En cas de centrifugation de substances dangereuses ou de substances mixtes toxiques, radioactives ou contaminées par des micro-organismes pathogènes, il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures ad hoc. Sans dispositif additionnel (tel qu'un joint d'étanchéité entre béccher et couvercle ou un joint spécial entre rotor angulaire et son couvercle) une centrifugeuse n'est pas un dispositif de sécurité biologique selon la norme EN 61010-2-20.

Pour ce qui concerne les matières classées dans le groupe à risques II (voir le manuel "Laboratory Biosafety Manual" publié par l'Organisation Mondiale de la Santé), il est nécessaire de mettre en oeuvre un système de sécurité biologique. Dans un tel système, un joint biologique (bague d'étanchéité) placé entre les supports et le capot empêchera la fuite de gouttelettes et d'aérosols. Pour la centrifugation, il est également possible de se procurer dans le commerce des récipients de centrifugation dotés de fermetures à visser spéciales et destinés au traitement de substances dangereuses.

Pour le traitement de matières classées dans des groupes à risques supérieurs, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures de sécurité complémentaires, en d'autres termes, des récipients de centrifugation dotés d'une fermeture à visser spéciale doivent être centrifugés dans un système à sécurité biologique.
- Pour ce qui concerne les systèmes à sécurité biologique, voir le chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Dans le doute vous pouvez obtenir les informations auprès du fabricant.
- Il est interdit de centrifuger des matières fortement corrosives pouvant réduire la résistance mécanique des rotors, des supports et des accessoires.
- Les rotors, supports et accessoires présentant d'importantes traces de corrosion ou des dommages mécaniques ne peuvent pas être utilisés pour la centrifugation.
- Les réparations ne peuvent être effectuées que par une personne autorisée à cet effet par le fabricant.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange originales et les accessoires d'origine homologués par les Etablissements Hettich.
- En cas de défaillance ou en cas de déverrouillage d'urgence, ne jamais intervenir dans l'appareil lorsque le rotor tourne.
- La centrifugeuse est un appareil du Groupe 3 mentionné dans le décret allemand relatif aux appareils médicaux (MedGV).
- Les consignes de sécurité sont conformes aux normes :
 - IEC 1010-1/-2
 - DIN - EN61010 Partie 1,2
- La sécurité et la fiabilité de la centrifugeuse seront uniquement garanties si :
 - la centrifugeuse est utilisée conformément aux instructions du mode d'emploi,
 - l'installation électrique du site de la centrifugeuse est conforme aux prescriptions IEC,
 - les contrôles prescrits selon UVV-VBG7z sont effectués par un personnel spécialisé averti.
- Pour les centrifugeuses robotisées veuillez absolument considérer les indications pour l'interrupteur à clé.

Le non respect des présentes consignes exclut tout recours à la garantie.

3 Symboles utilisés



Attention, suivre les consignes du mode d'emploi !



Charger le rotor de la centrifugeuse de manière uniforme.
Tous les emplacements du rotor doivent être occupés.



Ne pas remplir les pots de centrifugation dans la centrifugeuse.

4 Composition de la livraison

- 1 Câble de connexion
- 1 Fusible
- 1 Clé mâle coudée
- 1 Graisse pour tourillon porteur
- 1 Mode d'emploi
- 1 Fiche de consignes pour le transport

Le(s) rotor(s) et accessoires correspondant sont livrés selon les spécifications de la commande.

5 Déballer la centrifugeuse

- Soulever le carton et retirer le matériau d'amortissement.
- Détacher la centrifugeuse de la palette.
- Avec un nombre suffisant d'aides, soulever la centrifugeuse sur les deux faces et la déposer sur la table de laboratoire.



Ne pas saisir sur le tableau de commande frontal pour soulever.

6 Mise en service

- Aux termes de la norme EN sur les laboratoires EN 61010-2-20, l'installation locale doit être équipée d'un interrupteur d'arrêt d'urgence pour sectionner l'alimentation du secteur en cas de défaut. Cet interrupteur doit être éloigné de la centrifugeuse, de préférence hors de la pièce dans laquelle est la centrifugeuse ou près de la porte.
- Placer la centrifugeuse sur un emplacement approprié de manière à ce qu'elle soit stable et mettre de niveau. Veiller à préserver une zone de sécurité de 300 mm autour de la centrifugeuse, conformément à la norme IEC 1010-2-2.






Personne ni aucune substance dangereuse ne doit se trouver dans l'enceinte de sécurité de la centrifugeuse pendant le fonctionnement.

- Ne pas placer d'objet devant la grille de ventilation.
Ménager un espace de ventilation de 300 mm autour de la grille.
- Vérifier que la tension de secteur est identique à la mention de la plaque signalétique.
- Raccorder la centrifugeuse à une prise de secteur normalisée au moyen du câble de connexion.
- Activer l'interrupteur de secteur. Amener l'interrupteur en position "I".
L'afficheur donne le type de la machine et la version de programme ; après 8 s, les informations sur la dernière utilisation de la centrifugeuse sont affichées.
- Ouvrir le capot.
- Enlever la sécurité de transport (voir la fiche de consignes "Sécurité de transport").

7 Ouvrir et fermer le couvercle



7.1 Ouvrir le couvercle

- Appuyer sur la touche  sur le panneau frontal. Le couvercle est ouvert par moteur, le voyant de la touche  et de la diode  s'éteint.



Le capot ne peut être ouvert que lorsque la centrifugeuse est sous tension et que le rotor est à l'arrêt. Dans les autres cas, voir le chapitre, "Déverrouillage d'urgence".

7.2 Fermer le couvercle

- Mettre le couvercle en place et appuyer légèrement sur la bordure avant du couvercle. Le verrouillage est automatique. La touche  et la diode  s'allument.



Ne pas mettre les doigts entre le couvercle et le boîtier.
Ne pas laisser tomber le couvercle pour le fermer.

8 Montage et démontage du rotor

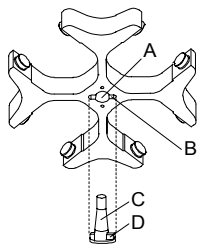


Fig. 4

- Nettoyer l'arbre d'entraînement (C) et l'alésage du rotor (A) et enduire ensuite l'arbre d'entraînement d'une pellicule de graisse. Les particules d'impuretés entre l'arbre d'entraînement et le rotor réduisent la stabilité d'assise du rotor et provoquent un fonctionnement irrégulier.
- Enficher le rotor à la verticale sur l'arbre d'entraînement. Le taquet de l'arbre d'entraînement (D) doit être logé dans la rainure du rotor (B). L'orientation de la rainure est indiquée sur le rotor.
- Serrer l'écrou de fixation du rotor avec la clé de la livraison en tournant dans le sens horloger.
- Vérifier la stabilité d'assise du rotor.
- Démontage du rotor : Desserrer l'écrou de fixation par rotation dans le sens anti-horloger jusqu'à ce que le rotor puisse être détaché par pression. En exerçant une légère pression, détacher le rotor du cône de l'arbre d'entraînement. Dévisser l'écrou de fixation jusqu'à ce que le rotor soit détaché de l'arbre d'entraînement.

9 Chargement du rotor

- Toutes les positions de rotor doivent être équipées de balanciers dans le cas des rotors à balanciers.
- Le chargement des rotors et des balanciers doit être nécessairement symétrique. Pour les combinaisons possibles, voir le Chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



La centrifugeuse n'est pas homologuée pour la centrifugation de poches de sang!

- Dans le cas des récipients à garniture de caoutchouc, les récipients de centrifugation doivent avoir le même nombre de garnitures dans la partie inférieure.
- Les récipients de centrifugation doivent toujours être remplis hors de la centrifugeuse.
- Aucun liquide ne doit parvenir dans le bol de centrifugeuse pendant le remplissage et le déplacement des balanciers.
- La hauteur de remplissage des récipients sera autant que possible égale pour maintenir les différences de poids entre les récipients de centrifugation aussi réduites que possible.
- La charge maximale est indiquée sur chaque rotor. Il est interdit de dépasser cette tare.

10 Organes de commande et indicateurs

Ouvrir la partie arrière de la plaque de recouvrement.

Fig. 1, Fig. 2: Console des indicateurs et organes de commande

10.1 Icônes de la console de commande



Indicateur de déséquilibre. L'indicateur de déséquilibre s'allume lorsque la différence de poids autorisée est dépassée pour le chargement du rotor.



Indicateur de rotation. L'indicateur de rotation s'allume pendant la centrifugation et reste allumé tant que le rotor tourne.



Indicateur de couvercle. L'indicateur de couvercle s'allume lorsque le couvercle est fermé et verrouillé. L'indicateur de couvercle s'éteint pendant la centrifugation.

Les erreurs de commande et les défauts sont signalés par des icônes sur l'afficheur (voir le Chapitre "Défauts").

10.2 Touches de la console de commande




Touche de sélection des différents paramètres.
Les paramètres sont sélectionnés l'un après l'autre en appuyant sur la touche.



Incrémenter/Décroître la valeur du paramètre sélectionné précédemment en appuyant sur les touches fléchées. Le maintien de l'action sur la touche fléchée entraîne la modification rapide des valeurs.



Démarrer la centrifugation. L'indicateur de rotation  s'allume.
Transfert des entrées et modifications.



Stopper la centrifugation.
Le rotor est décélééré à la vitesse de freinage sélectionnée. La diode lumineuse incorporée dans la touche reste allumée jusqu'à ce que le rotor soit immobilisé. L'ARRET D'URGENCE est activé en appuyant deux fois sur la touche.



Sélection de l'indicateur RCF.
La diode lumineuse incorporée dans la touche s'allume.



Centrifugation rapide.
La centrifugation est exécutée tant que l'action est maintenue sur la touche.



Sauvegarde et appel de programmes.

Les programmes sont sélectionnés dans l'ordre l'un après l'autre en appuyant sur la touche (1 - 2 - 3 - #).

10.3 Possibilités de réglage

t/min	Réglage de 1 à 99 min, par incréments de 1 min.
t/sec	Réglage de 1 à 59 s, par incréments de 1 seconde.
∞	Fonctionnement continu.
RPM	Vitesse. Il est possible de régler une valeur numérique comprise entre 500 RPM et la vitesse de rotation maximale du rotor. Pour la vitesse maximale de rotation du rotor, se reporter au chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Paramétrable de 500 RPM à 10000 RPM par intervalles de 10 et à partir de 10000 RPM jusqu'à la vitesse maximale de rotation, par intervalles de 100.
RAD/mm	Rayon de centrifugation. Valeurs en mm. Pour la saisie de rayon de centrifugation, voir le Chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". La saisie du rayon n'est possible que lorsque l'indicateur RCF a été sélectionné (la diode incorporée dans la touche s'allume).
RCF	Accélération relative de centrifugation. Il est possible de régler une valeur numérique dont découle une vitesse de rotation située entre 500 RPM et la vitesse maximale de rotation du rotor. Réglage par incréments de 1 jusqu'à 100, par incréments de 10 à partir de 100. La valeur RCF est arrondie automatiquement au chiffre supérieur/inférieur en fonction de l'incrément de vitesse. La saisie de RCF n'est possible que lorsque l'indicateur RCF est sélectionné (la diode incorporée dans la touche s'allume).
	Etages de montée en puissance de 1 à 9. Etage 9 = temps de montée en puissance le plus court, étage 1 = temps de montée en puissance le plus long.
	Etages de décélération de 0 à 9. Etage 9 = temps de décélération le plus court, étage 1 = étage de décélération long, étage 0 = étage de décélération le plus long (décélération par inertie, sans freinage).
T/°C	Valeur de température de consigne (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement). Réglage de -20 °C à +40 °C, par incréments de 1 °C. La température la plus basse pouvant être établie est fonction du rotor (voir le Chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
PROG	Numéro de programme. Il est possible de sauvegarder 3 programmes (positions de programme 1 - 2 - 3). La position de programme # sert de mémoire temporaire pour la modification des réglages.

11 Saisie des paramètres de centrifugation



Après sélection de paramètres et pendant la sélection des paramètres, l'indicateur bascule sur les valeurs précédentes si aucune action n'exécute sur les touches pendant 8 secondes. Il est alors nécessaire de recommencer la saisie des paramètres.

- Sélectionner l'indicateur RPM ou RCF en appuyant sur la touche La diode incorporée dans la touche s'allume après sélection de l'indicateur RCF.
 - Sélectionner les paramètres souhaités en appuyant sur la touche et ajuster en appuyant sur les touches
- Pour ajuster sur l'icône ∞, les paramètres **t/min** et **t/sec** doivent être forcés sur zéro en appuyant sur la touche
- Après entrée de tous les paramètres, appuyer sur la touche pour sauvegarder les réglages sur la position de programme #. La saisie est confirmée par affichage de ***** ok ***** pendant un instant.



Les données de la position de programme # sont écrasées par entrée de paramètres et en appuyant sur la touche .

12 Programmation

12.1 Saisie / Modification de programme

- Sélectionner l'indicateur RPM ou RCF en appuyant sur la touche . la diode incorporée dans la touche s'allume après sélection de RCF.
- Sélectionner les paramètres souhaités en appuyant sur la touche et ajuster en appuyant sur les touches
- Sélectionner le paramètre **PROG** en appuyant sur la touche et régler la position de programme souhaitée en appuyant sur les touches La diode incorporée dans la touche s'allume.
- Appuyer sur la touche pour sauvegarder les réglages sur la position de programme souhaitée. La saisie est confirmée par affichage de ***** ok ***** pendant un instant.

12.2 Appel de programme

- Sélectionner la position de programme souhaitée en appuyant sur la touche .
- Les informations de centrifugation de la position de programme sélectionné sont affichées.
- Vérifier les paramètres en appuyant sur la touche .

13 Centrifugation



L'entraînement est stoppé en phase de montée en puissance si la différence de tare admissible a été dépassée pendant le chargement du rotor, l'indicateur de déséquilibre s'allume et la mention **IMBALANCE** est affichée.

Si la vitesse de rotation du programme sélectionné est supérieure à la vitesse de rotation maximale du rotor, aucun processus de centrifugation ne peut être lancé. La mention **N > ROTOR MAX** est affichée (voir le Chapitre "Défauts").

La centrifugation peut être stoppée n'importe quand en appuyant sur la touche **STOP**.

Il est possible de sélectionner et de modifier tous les paramètres pendant la centrifugation (voir le Chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation").

Il est possible de basculer n'importe quand sur l'indicateur RPM et RCF en appuyant sur la touche **RCF**. Pour travailler avec l'indicateur RCF, il est nécessaire d'entrer le brayon de centrifugation.

Après affichage de **OPEN** / **OEFFNEN** (= OUVRIR) la commande de centrifugeuse n'est possible qu'après avoir ouvert le couvercle une fois.

- Mettre la centrifugeuse sous tension. Amener l'interrupteur en position I.
- Charger le rotor et fermer le couvercle de centrifugeuse.

13.1 Centrifugation avec sélection de temps préalable

- Régler le temps et appeler un programme avec sélection de temps préalable (voir le Chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation" ou "Appel de programme").
- Appuyer sur la touche **START**. L'indicateur de rotation reste allumé pendant toute la durée de fonctionnement du rotor.
- La décélération selon l'étage de freinage sélectionné est exécutée après écoulement du temps ou interruption de la centrifugation en appuyant sur la touche **STOP**. L'étage de freinage est affiché.

Pendant la centrifugation, l'afficheur donne la vitesse du rotor ou la valeur RCF résultants, la température des échantillons (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement) et la durée restante.

13.2 Centrifugation continue

- Ajuster sur l'icône ∞ ou appeler un programme de centrifugation continue (voir le Chapitre "Saisie des paramètres de centrifugation" ou "Appel de programme").
- Appuyer sur la touche **START**. L'indicateur de rotation reste allumé pendant toute la durée de fonctionnement du rotor. Le compte du temps commence à 00:00.
- Pour stopper la centrifugation, appuyer sur la touche **STOP**. La décélération est exécutée selon l'étage de freinage sélectionné. L'étage de freinage est affiché.

Pendant la centrifugation, l'afficheur donne la vitesse du rotor ou la valeur RCF résultants, la température des échantillons (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement) et la durée restante.

13.3 Centrifugation rapide

- Appuyer sur la touche **IMPULS** et maintenir l'action. L'indicateur de rotation reste allumé pendant toute la durée de fonctionnement du rotor.
- Pour stopper la centrifugation rapide, cesser l'action sur la touche **IMPULS**. La décélération est exécutée selon l'étage de freinage sélectionné. L'étage de freinage est affiché.

Pendant la centrifugation, l'afficheur donne la vitesse du rotor ou la valeur RCF résultants, la température des échantillons (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement) et la durée restante.

14 Arrêt d'urgence

- Appuyer 2 fois sur la touche **STOP**

La décélération est exécutée sur l'étage 9 (temps de décélération le plus court) en cas d'arrêt d'urgence L'étage de freinage 9 est affiché.

Si l'étage de freinage 0 a été sélectionné, la décélération est plus longue, pour des raisons technique, que pour l'étage de freinage 9.

15 Signal sonore

Le signal sonore retentit :

- en présence d'un défaut à un intervalle de 3 s.
- au terme de la centrifugation et après immobilisation du rotor, à un intervalle de 30 s.

Le signal sonore cesse après ouverture du couvercle, en appuyant sur une touche quelconque.





Pour activer / désactiver le signal sonore après la centrifugation, alors que le rotor est immobilisé, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche pendant 8 s.
Après 8 s, la mention **SOUND / BELL** est affichée.
- En appuyant sur la touche ou **OFF** (arrêt) ou **ON** (marche) selon le réglage de votre choix.

- Appuyer sur la touche **START** pour sauvegarder le réglage.
La saisie est confirmée par affichage de ***** ok ***** pendant un instant.

16 Interrogation du compteur de durée de fonctionnement

Il n'est possible d'interroger le compteur de durée de fonctionnement qu'à l'arrêt du rotor.

- Appuyer sur la touche  pendant 8 s.
Après 8 s, la mention **SOUND / BELL** est affichée.
- Appuyer une nouvelle fois sur la touche .
La durée de fonctionnement (**CONTROL:**) de la centrifugeuse est affichée.
- Pour quitter l'interrogation du compteur de durée de fonctionnement, appuyer sur la touche  ou .

17 Refroidissement (uniquement sur centrifugeuse avec refroidissement)

La température de consigne peut être réglée sur une plage de -20 °C à +40 °C. Le minimum de température possible est fonction du rotor (voir le Chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").

17.1 Refroidissement en veilleuse

A l'arrêt du rotor et lorsque le couvercle est fermé, le bol de centrifugeuse est refroidi à la température sélectionnée. La température de consigne est indiquée sur l'afficheur.

17.2 Pré-refroidissement du rotor

Afin de garantir une prérefrigération rapide du rotor à l'état non chargé et des accessoires utilisés, il est recommandé de sélectionner un processus de centrifugation avec les paramétrages du fonctionnement en continu et une vitesse de rotation d'environ 20% de la vitesse de rotation maximale du rotor.

18 Centrifugation de substances à haute densité

Les rotors sont conçus pour centrifuger à vitesse de rotation nominale des matières à densité homogène moyenne maximale de 1,2 kg/dm³. Les matières à densités plus élevées doivent être centrifugées à vitesse plus lente.

La vitesse de rotation autorisée se calcule de la manière suivante:

$$\text{Vitesse de centrifugation lente (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densité supérieure}}} \times \text{Vitesse de rotation nominale}$$

Exemple: RPM 4000, densité 1,6 kg/dm³

$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1,2}{1,6}} \times 4000 = 3464 \text{ RPM}$$

En cas d'incertitude, prendre contact avec le fabricant.

19 Identification de rotor

Après démarrage de chaque cycle de centrifugation, la machine exécute une routine d'identification du rotor utilisé.


Suite à un changement de rotor, le système d'entraînement est désactivé et le programme affiche brièvement la vitesse de rotation maximale, ainsi que le code du rotor.

L'afficheur visualise ensuite les mentions  OPEN  OEFFNEN (= OUVRIER); il n'est alors possible d'utiliser la centrifugeuse qu'après avoir ouvert le couvercle.


Suite à un changement de rotor, si la vitesse maximale de rotation du rotor est inférieure à la vitesse de rotation paramétrée, la vitesse de rotation est limitée à la vitesse maximale de rotation du rotor.

20 Déverrouillage d'urgence

En cas de défaillance de l'alimentation électrique, le couvercle ne peut plus s'ouvrir automatiquement et il est nécessaire d'exécuter un déverrouillage manuel.

 Avant d'exécuter le déverrouillage manuel, retirer la fiche de l'alimentation.
Attendre que le rotor est à l'arrêt pour ouvrir le couvercle.

Ouvrir la partie arrière de la plaque de recouvrement.

- Retirer le bouchon (Fig. 1, A) de l'alésage.
- Introduire la clé à six pans à la verticale dans l'alésage et exécuter avec précaution une demi-rotation dans le sens horloger, jusqu'à ce que le couvercle puisse s'ouvrir.
- Retirer la clé à six pans hors de l'alésage.
- Replacer le bouchon.
- Après avoir remis la centrifugeuse sous tension, appuyer sur la touche  pour ramener le verrouillage de couvercle automatique en position initiale (ouvert).

21 Entretien et maintenance



Retirer la prise de secteur avant de nettoyer.

Avant d'utiliser une procédure de nettoyage ou de décontamination autre que celle recommandée par le fabricant, l'utilisateur vérifiera auprès du fabricant que la procédure prévue n'endommage pas l'appareil.

- Utiliser des agents de nettoyage et de désinfection de pH entre 6 et 8. Ne pas utiliser les agents de nettoyage alcalins d'un pH > 8.
- Respecter impérativement les consignes spéciales d'utilisation données par le fabricant des agents de nettoyage et de désinfection, afin de prévenir la corrosion par les agents de nettoyage et de désinfection.

21.1 Centrifugeuse

- Nettoyer régulièrement le carter de la centrifugeuse et le bol de la centrifugeuse ; si nécessaire, utiliser le savon ou un agent de nettoyage doux. Ces opérations sont nécessaires pour garantir l'hygiène et pour prévenir la corrosion par la présence durable d'impuretés.
- Sécher le bol avec un chiffon absorbant en cas de dépôt d'eau de condensation dans le bol de la centrifugeuse.
- Le bol de la centrifugeuse doit être nettoyé immédiatement dans le cas où un matériau infectieux a pénétré dans le bol de la centrifugeuse.
- Enduire d'un film de graisse le joint en caoutchouc du bol de centrifugeuse au terme de chaque nettoyage.

21.2 Rotors et accessoires

- Les rotors et les accessoires doivent être nettoyés régulièrement au savon ou avec un agent de nettoyage doux et à l'eau pour prévenir la corrosion et la déformation des matériaux. Exécuter le nettoyage au moins une fois par semaine, l'idéal étant de nettoyer après chaque utilisation.
- Un nettoyage approprié sera exécuté dans le cas où le rotor et les accessoires ont été contaminés par un matériau pathogène ou radioactif.
- Sécher les rotors et les accessoires immédiatement après le nettoyage.
- Enduire d'une pellicule de graisse les rotors inclinés, les récipients et la suspension en aluminium après séchage (graisse de lubrification Hettich, n° de référence 4051).
- Vérifier régulièrement les bagues d'étanchéité (une fois par semaine) sur les rotors étanches aux aérosols et les systèmes de sécurité biologiques (voir le chapitre "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Changer immédiatement la bague d'étanchéité si elle présente des marques de fissuration, de friabilité et d'usure.
- Déposer le rotor au moins une fois par mois, nettoyer et enduire l'arbre d'entraînement d'une pellicule de graisse pour prévenir la corrosion par la présence d'humidité entre le rotor et l'arbre d'entraînement.
- Vérifier une fois par mois que les rotors et les accessoires ne sont pas endommagés par la corrosion.



Les rotors et les accessoires usés et endommagés par la corrosion ne doivent plus être utilisés.

21.2.1 Goupilles de fixation

Les goupilles de fixation des rotors à amortissement doivent être graissées régulièrement (graisse de lubrification Hettich n° 4051) de manière à assurer le balancement régulier de la suspension.

21.2.2 Suspension rainurée en plastique n° de référence 5091

La durée de vie utile de la suspension en plastique à blindage métallique est limitée. Elle est indiquée sur la suspension.



Pour des raisons de sécurité, il est absolument nécessaire de changer la suspension au terme de la durée indiquée.

21.3 Autoclavage

Les rotors à balancier, les rotors inclinés en aluminium et les accessoires peuvent être autoclavés à 121 °C (20 min). Exceptions : La suspension rainurée en plastique n° de référence 5091 ne doit pas être autoclavée.



Avant l'autoclavage, déposer le couvercle des rotors et du récipient.

L'autoclavage provoque l'accélération du vieillissement des plastiques et peut provoquer des décolorations des plastiques.

21.4 Bris de verre

- En cas de bris de verre, retirer soigneusement les débris de verre et la matière centrifugée qui s'est échappée du bol de centrifugeuse, des récipients et les alésages de récipient .
- Changer les garnitures de caoutchouc.



Il est nécessaire de changer les garnitures de caoutchouc des récipients après bris de verre car les morceaux de verre restant provoquent de nouvelles casses.

- S'il s'agit d'un matériau infectieux, exécuter immédiatement une désinfection.

22 Défaits

Prévenir le service après-vente Hettich s'il est impossible d'éliminer le défaut au moyen du tableau des défauts et si le message de défaut est toujours affiché après REINITIALISATION RESEAU.

Vous aurez l'obligeance de mentionner le modèle de centrifugeuse et le numéro d'usine. Les deux sont marqués sur la plaque signalétique de la centrifugeuse.

REINITIALISATION RESEAU: - Commutateur principal ARRÊT, > 10s.
- Commutateur principal MARCHE.

Message / Erreur		Origine	Solution
Pas de message	---	- Pas de tension - Déclenchement du fusible protecteur contre surintensité	- Contrôler la tension d'alimentation - Secteur en marche
TACHO - ERROR	01	- Tachymètre défectueux.	- Ouvrir le capot. - Tourner le rotor manuellement. - REINITIALISER RESEAU, le rotor doit tourner lors de la mise sous tension.
	02	- Absence de rotor. - Moteur, convertisseur, entraînement défectueux.	
IMBALANCE	---	Défaut d'équilibrage à l'arbre-moteur en raison de différences de poids dans l'équipement du rotor.	- Ouvrir le capot. - Corriger l'équilibrage.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Erreur du verrouillage ou de la fermeture du capot.	- Ouvrir le capot. - REINITIALISER RESEAU
N > MAX	05	Survitesse	
N < MIN	13	Vitesse trop basse	
ROTORCODE	10	Erreur codage du rotor	
MAINS INTERRUPT	---	Coupure réseau, centrifugation inachevée	
VERSIONS-ERROR	12	Pas de correspondance entre les composants électroniques	- Ouvrir le capot. - REINITIALISER RESEAU
CONTROL-ERROR	21 - 27	Erreur / défectuosité de la commande	
SER I/O - ERROR	30 - 38	Erreur / défectuosité de l'interface	
° C * - ERROR	50 - 56	Erreur / défectuosité du refroidissement	
LOCK - ERROR	57	Erreur / défectuosité verrouillage du programme	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Erreur / défectuosité de la commande du moteur	
N > ROTOR-MAX	---	Vitesse de rotation paramétrée dans le programme sélectionné supérieure à la vitesse maximale de rotation du rotor.	

23 Réparation des centrifugeuses

Dans le cas où la centrifugeuse est expédiée au fabricant pour réparation, elle doit être décontaminée et nettoyée avant expédition, dans le but d'assurer la protection des personnes, de l'environnement et du matériel.

Nous nous réservons le droit de refuser les centrifugeuses contaminées.

Nous facturons au client les frais de nettoyage et de désinfection.

Vous voudrez bien manifester votre compréhension pour cette réglementation.

Vous trouverez d'autres informations sur notre page Internet : <http://www.HettichLab.com>

Indice

1	Funzione della centrifuga	29
2	Indicazioni inerenti la sicurezza	29
3	Simboli relativi alle indicazioni	30
4	Contenuto della fornitura	30
5	Disimballo della centrifuga	30
6	Messa in funzione	30
7	Apertura e chiusura del coperchio	30
7.1	Apertura del coperchio	30
7.2	Chiusura del coperchio	30
8	Installazione e disinstallazione del rotore	31
9	Carico del rotore	31
10	Elementi di operazione e visualizzazione	31
10.1	Simboli del display	31
10.2	Tasti del display	31
10.3	Possibilità di regolazione	32
11	Inserire i parametri di centrifugazione	32
12	Programmazione	32
12.1	Inserimento/Variatione del programma	32
12.2	Richiamo del programma	32
13	Centrifugazione	33
13.1	Centrifugazione con tempo preimpostato	33
13.2	Corsa continua	33
13.3	Centrifugazione breve	33
14	Arresto di emergenza	33
15	Segnale acustico	33
16	Consultazione delle ore di funzionamento	34
17	Raffreddamento (solo per centrifuga con raffreddamento)	34
17.1	Raffreddamento-Standby	34
17.2	Pre-raffreddamento del rotore	34
18	Centrifugazione di materiali con elevata densità	34
19	Riconoscimento del rotore	34
20	Sblocco di emergenza	34
21	Pulizia e manutenzione	35
21.1	Centrifuga	35
21.2	Rotori ed accessori	35
21.2.1	Perni di trascinamento	35
21.2.2	Ganci scanalati in plastica, no. d'ord. 5091	35
21.3	Mantenere in autoclave	35
21.4	Rottura del vetro	35
22	Guasti	36
23	Accettazione di centrifughe da riparare	36
24	Anhang / Appendix	37
24.1	Technische Daten / Technical specification	37
24.2	Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories	38

1 Funzione della centrifuga

La centrifuga serve alla separazione di sostanze, ovvero di miscele di sostanze dalla densità di max. 1,2 kg/dm³.

2 Indicazioni inerenti la sicurezza



- La centrifuga è costruita in base all'attuale livello tecnologico e le regole di sicurezza conosciute.
 - La centrifuga può essere tuttavia fonte di pericolo per l'operatore o per terzi, se non viene utilizzata da personale appositamente addestrato o se viene utilizzata in modo improprio o non conforme alla destinazione.
- Prima di mettere in funzione la centrifuga si devono leggere ed osservare le istruzioni per l'uso.
- Oltre alle istruzioni per l'uso, si devono osservare anche i regolamenti, relativi alla protezione antinfortunistica ed i regolamenti tecnici, riconosciuti in materia di sicurezza del lavoro. Le istruzioni per l'uso vanno completate dalle norme nazionali in vigore nel paese d'impiego, relative alla protezione antinfortunistica ed alla tutela ambientale.
- La centrifuga deve venire posizionata in modo sicuro.
- Il carico massimo dei recipienti della centrifuga deve corrispondere alle indicazioni del costruttore.
 - I recipienti devono essere riempiti fuori dalla centrifuga.
- Lo standard dei recipienti di vetro centrifugati sono da caricare fino a RCF 4000 (DIN 58970 capoverso 2).
- I contenitori della centrifuga possono essere utilizzati solo con accessori (riduttori, basi e sospensioni) approvati dal costruttore (vedere sezione "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
- In caso di centrifugazione con massimo numero di giri, la densità dei materiali o delle miscele di materiali non deve superare il valore di composizione di 1,2 kg/dm³.
- Non è consentito l'uso di centrifughe non bilanciate in modo regolamentare.
- Non è consentito il funzionamento della centrifuga in locali esposti al pericolo di esplosioni.
- E' proibito l'uso di una centrifuga con:
 - materiali infiammabili od esplosivi
 - materiali che possono reagire chimicamente tra loro con forte energia.
- Se vengono centrifugate sostanze pericolose o miscele di sostanze contaminate da micro organismi tossici, radioattivi o patogeni, l'utente dovrà prendere opportuni provvedimenti in materia.

Senza l'aggiunta di coperchi sigillati sui rotori o contenitori, la centrifuga non può essere considerata a tenuta di aerosol in accordo al regolamento internazionale EN 61010-2-20.

Nel caso di materiali appartenenti al gruppo a rischio II (vedi manuale "Laboratory Biosafety Manual" dell'Organizzazione mondiale per la salute) si deve utilizzare un sistema di sicurezza biologico. La guarnizione biologica (guarnizione ad anello) di questo sistema di sicurezza biologico impedisce la fuoriuscita delle goccioline e degli aerosol tra la sospensione ed il coperchio. Per la centrifugazione si possono inoltre utilizzare i recipienti normalmente reperibili, dotati di tappi speciali a vite per sostanze pericolose.

Se vengono centrifugati materiali appartenenti ad un gruppo a rischio superiore, si dovrà attuare più di un provvedimento di sicurezza, ossia i recipienti dotati di tappi speciali a vite devono essere centrifugati in un sistema di sicurezza biologico.
- Per quanto riguarda i sistemi biologici di sicurezza fornibili, rimandiamo al capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Nel dubbio chiedere maggiori informazioni al produttore o importatore.
- Non è consentito il funzionamento della centrifuga con sostanze altamente corrosive che possono pregiudicare la resistenza meccanica dei rotori, delle sospensioni e degli accessori.
- Rotori, sospensioni ed accessori che presentano tracce di corrosione o guasti meccanici non devono essere usati per centrifugare.
- Gli interventi di riparazione devono essere effettuati esclusivamente da una persona autorizzata dal costruttore.
- Devono essere impiegati solo ed esclusivamente pezzi di ricambio originali ed accessori autorizzati della ditta Hettich.
- In caso di guasto, ovvero del ripristino d'emergenza, non si deve assolutamente toccare il rotore.
- La centrifuga è un'apparecchiatura del gruppo 3 della Disposizione medica sulle apparecchiature MedGV.
- Norme di sicurezza in conformità con
 - IEC 1010-1/-2
 - DIN - EN61010 parte 1,2
- La sicurezza e l'affidabilità della centrifuga sono garantite solo se:
 - la centrifuga funziona in conformità con le istruzioni per l'uso
 - l'installazione elettrica sul luogo di posizionamento della centrifuga risponde ai requisiti previsti dalla IEC
 - i controlli previsti in base a UVV-VBG7z vengono eseguiti da un perito esperto in materia.
- Usando la centrifuga per sistemi automatici (ROTANTA 46 robotic) porre attenzione alle note sull'uso della chiave di accesso.

Non si possono far valere diritti di garanzia presso il costruttore in caso di mancata osservanza delle presenti indicazioni.

3 Simboli relativi alle indicazioni



Attenzione: attenersi alla documentazione!



Caricare in modo uniforme il rotore della centrifuga.
Tutti i posti dei rotori devono essere assegnati.



Non riempire nella centrifuga i contenitori centrifuganti.

4 Contenuto della fornitura

- 1 cavo elettrico
- 1 fusibili
- 1 chiave a forcella
- 1 grasso per perni portanti
- 1 istruzioni per l'uso
- 1 istruzioni per la sicurezza durante il trasporto

Rotore/i e i corrispondenti accessori vengono forniti in base alla commessa.

5 Disimballo della centrifuga

- Levare il cartone verso l'alto e togliere l'imbottitura.
- Staccare la centrifuga dalla paletta.
- Con il numero adeguato di persone, sollevare la centrifuga da entrambi i lati e riporla sul tavolo di laboratorio.



Non sollevarla dalla copertura anteriore.

6 Messa in funzione

- In base alla normativa per gli strumenti di laboratorio EN 61010-2-20 gli impianti domestici devono essere provvisti di apposito sezionatore d'emergenza per l'interruzione della rete in caso di guasto. L'interruttore deve essere posizionato distante dalla centrifuga, preferibilmente al di fuori della stanza in cui è posizionata la centrifuga o vicino all'uscita.
- Porre la centrifuga in un posto adatto e livellarla. Per il posizionamento, si deve rispettare il settore di sicurezza richiesto dalla IEC 1010-2-2, di 300 mm attorno alla centrifuga.






Durante il funzionamento della centrifuga non si devono trovare persone o sostanze pericolose entro l'area di sicurezza.

- Non posizionare alcun oggetto in prossimità delle griglie di ventilazione. Mantenere un'area di ventilazione di 300 mm, intorno al condotto.
- Verificare se la tensione di rete sia adatta all'indicazione riportata nella targhetta con i dati caratteristici.
- Collegare la centrifuga ad una spina standard di rete tramite il cavo di collegamento.
- Accendere l'interruttore di rete. Posizione di accensione "I".
Il tipo di apparecchio e la versione del programma vengono segnalati e dopo 8 sec. seguono gli ultimi dati di centrifugazioni impiegati.
- Aprire il coperchio.
- Rimuovere la protezione per il trasporto, vedi le istruzioni per la sicurezza durante il trasporto".

7 Apertura e chiusura del coperchio



7.1 Apertura del coperchio

- Premere il tasto  sul pannello anteriore. Il coperchio si apre mediante un sistema motorizzato, il tasto luminoso  e il LED  si spengono.



E' possibile aprire il coperchio solo se la centrifuga è accesa ed il rotore è fermo.
Se non dovesse essere possibile, vedi capitolo "Sblocco di emergenza".

7.2 Chiusura del coperchio

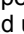- Posizionare il coperchio e spingere leggermente verso il basso il bordo anteriore del coperchio. La chiusura avviene grazie ad un sistema motorizzato. Il tasto luminoso  e il LED  si accendono.



Non afferrare con le dita tra il coperchio e il rivestimento.
Non chiudere il coperchio sbattendolo.

8 Installazione e disinstallazione del rotore

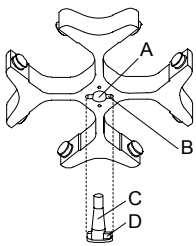


Fig. 4

- Pulire l'albero motore (C) ed il foro del rotore (A), successivamente lubrificare leggermente l'albero motore. Particelle di sporco tra l'albero motore ed il rotore impediscono un normale funzionamento del rotore e causano un movimento rumoroso.
- Porre il rotore in senso verticale sull'albero motore. Il meccanismo di trascinarsi dell'albero motore (D) deve trovarsi nella scanalatura del rotore (B). Sul rotore è segnato l'allineamento della scanalatura.
- Stringere il dado di registrazione di tensione del rotore con l'aiuto della chiave inclusa nel cartone, ruotandola in senso orario.
- Verificare che il rotore sia fissato.
- Disinstallare il rotore: svitare il dado di registrazione di tensione, ruotandolo in senso anti-orario fino a che non abbia raggiunto il punto di completo svitamento. Con il punto di svitamento completo, il rotore si può smontare dal cono dell'albero motore. Girare il dado di registrazione di tensione fino a che diventi possibile smontare il rotore dall'albero motore.

9 Carico del rotore

- Nel caso di rotori oscillanti, tutti i siti del rotore devono essere muniti di ganci.
- I rotori ed i ganci devono essere caricati esclusivamente in modo simmetrico. Per le combinazioni permesse vedere capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories".



È vietato l'utilizzo della centrifuga per la centrifugazione di sacchetti di sangue.

- Nel caso di contenitori con inserimenti in gomma, deve essere sempre mantenuto lo stesso numero di inserimenti in gomma sotto i contenitori di centrifugazione.
- Riempire i recipienti della centrifuga all'esterno della centrifuga stessa.
- Fare attenzione che non giunga alcuna sostanza liquida nella camera di centrifugazione durante il carico ed l'oscillazione dei ganci.
- Per limitare al massimo le differenze di peso all'interno dei contenitori di centrifugazione, bisogna fare attenzione che siano riempiti tutti in modo uguale.
- In ogni rotore è indicato il peso massimo del caricamento. Tale peso non deve mai essere superato.

10 Elementi di operazione e visualizzazione

Aprire il retro della copertina

Fig. 2, Fig. 3: Display

10.1 Simboli del display



Indicazione di squilibrio. L'indicazione di squilibrio si illumina nel caso in cui la differenza di peso permessa nel carico del rotore sia stata superata.



Indicazione di rotazione. L'indicazione di rotazione si illumina durante la centrifugazione, fino a che il rotore giri.



Indicazione del coperchio. L'indicazione del coperchio si illumina quando il coperchio è chiuso e serrato. Durante la centrifugazione, l'indicazione del coperchio si spegne.

Errori di operazione (o guasti riscontrati) vengono segnalati nel display (vedere capitolo "Guasti").

10.2 Tasti del display




Tasto di selezione per selezionare i singoli parametri. Premendo successivamente questo tasto viene selezionato il parametro successivo.



Premendo i tasti con la freccia viene aumentato o diminuito il valore di un parametro selezionato precedentemente. Tenendo un tasto con la freccia premuto, si può aumentare o diminuire il valore più rapidamente.

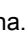

Iniziare la centrifugazione. L'indicazione di rotazione  si illumina. Accettazione di inserimenti e modificazioni.



Finire la centrifugazione. Il rotore rallenta gradualmente con il livello di frenatura preselezionato. Il segnale luminoso rimane acceso fino a che il rotore non si arresta. Per attivare L'ARRESTO DI EMERGENZA, premere due volte questo tasto.



Selezionare l'indicazione RCF. Il segnale luminoso nel tasto è acceso.



Centrifugazione breve.
La centrifugazione avviene fino a che il tasto viene tenuto premuto.



Salvare e richiamare i programmi.
Premendo successivamente il tasto, compaiono i programmi successivi (1 - 2 - 3 - #)

10.3 Possibilità di regolazione

t/min	Regolabile da 1 a 99 min, in passi da 1 min.
t/sec	Regolabile da 1 a 59 s, in passi da 1 sec.
∞	Corsa continua
RPM	Numero di giri. È impostabile un valore numerico di 500 rpm fino al numero di giri massimo del rotore. Per il numero di giri massimo del rotore, vedi capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Regolabile da 500 rpm a 10000 rpm ad intervalli di 10 e, a partire da 10000 rpm, fino al numero di giri massimo ad intervalli di 100.
RAD/mm	Raggio di centrifugazione. Inserimento in mm. Per il raggio di centrifugazione, vedere capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". L'inserimento del raggio è possibile solo se l'indicazione RCF è selezionata (il segnale luminoso del tasto è acceso).
RCF	Acceleramento relativo della centrifuga. È impostabile un valore numerico con il quale si ottiene un numero di giri compreso tra 500 rpm ed il numero di giri massimo del rotore. Regolabile fino a 100 in passi da 1 e da 100 in passi da 10. Il valore RCF viene automaticamente arrotondato per eccesso o per difetto al passo del numero di giri. L'inserimento del RCF è possibile solo se l'indicazione RCF è stata selezionata (il segnale luminoso del tasto è acceso).
	Livelli di inizio 1 - 9. Livello 9 = tempo di avvio più breve, livello 1 = tempo di avvio più lungo
	Livelli di frenatura 0 - 9. Livello 9 = tempo di arresto più breve, livello 1 = tempo di arresto più lungo Livello 0 = tempo di arresto più lungo (arresto non frenato).
T/°C	Valore nominale di temperatura (solo per centrifuga con raffreddamento). Regolabile da -20°C fino a +40°C, in passi da 1°C-. La temperatura minima raggiungibile dipende dal rotore (vedere capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").
PROG	Numero del programma. Possono essere salvati 3 programmi (Memoria programmi 1 - 2 - 3). La posizione di memoria programma # funge da memoria transitoria per impostazioni modificate.

11 Inserire i parametri di centrifugazione



Nel caso in cui, dopo aver selezionato oppure durante l'inserimento di parametri, non venga premuto per 8 secondi alcun tasto, vengono indicati i valori precedenti. L'inserimento dei parametri deve essere poi eseguita nuovamente.

- Con il tasto selezionare l'indicazione RPM oppure RCF. Se l'indicazione RCF è stata selezionata il segnale luminoso del tasto è acceso.
- Selezionare con il tasto i parametri desiderati e regolare con i tasti . Per regolare il simbolo ∞ i parametri **t/min** e **t/sec** devono essere messi a zero con il tasto .
- Dopo l'inserimento di tutti i parametri, premere il tasto per salvare gli inserimenti nella memoria di programma #. Per conferma, viene indicata per alcuni secondi la dicitura ***** ok *****.



I dati sulla posizione di memoria programma # vengono sovrascritti con ogni nuovo inserimento di parametri e premendo il tasto .

12 Programmazione

12.1 Inserimento/Variazione del programma

- Selezionare con il tasto le indicazioni RPM oppure RCF. Se l'indicazione RCF è stata selezionata, il segnale luminoso del tasto è acceso.
- Selezionare con il tasto il parametro desiderato e regolare con i tasti .
- Selezionare con il tasto il parametro **PROG** e regolare con i tasti la posizione di memoria programma desiderata. Il segnale luminoso del tasto è acceso.
- Premere il tasto per salvare le impostazioni nella posizione di memoria programma desiderata. Per conferma viene indicata per alcuni secondi la dicitura ***** ok *****.

12.2 Richiamo del programma

- Selezionare la posizione di memoria programma desiderata con il tasto . I dati di centrifugazione della posizione di memoria programma selezionata vengono indicati.
- I parametri possono essere verificati tramite il tasto .

13 Centrifugazione



Nel caso in cui la differenza di peso permissibile nel caricamento del rotore venga superata, si ferma l'azionamento durante l'avvio, si illumina l'indicazione di squilibrio e compare la dicitura **IMBALANCE**.

Se il numero di giri nel programma selezionato è più elevato del numero di giri massimo del rotore, non è possibile avviare un ciclo di centrifugazione. Compare la dicitura **N > ROTOR MAX** (vedere capitolo "Guasti").

Una corsa di centrifugazione può essere interrotta in ogni momento premendo il tasto **STOP**.

Durante la corsa di centrifugazione, può essere selezionato e modificato ogni tipo di parametro (vedere capitolo "Inserire i parametri di centrifugazione").

Con il tasto **RCF** è possibile commutare in ogni momento le indicazioni RPM e RCF. Se viene usata l'indicazione RCF, è necessario inserire il raggio di centrifugazione.

Se compaiono le diciture **OPEN** o **OEFFNEN** (=APRIRE), è possibile un'operazione della centrifuga solo dopo aver aperto una volta il coperchio.

- Accendere l'interruttore di rete. Posizione di accensione I.
- Caricare il rotore e chiudere il coperchio della centrifuga.

13.1 Centrifugazione con tempo preimpostato

- Selezionare il tempo oppure richiamare un programma con tempo preimpostato (vedere capitolo "Inserire i parametri di centrifugazione" oppure "Richiamo del programma")
- Premere il tasto **START**. L'indicazione di rotazione **Q** è accesa fino a che il rotore gira..
- Passato il tempo o con l'interruzione della corsa di centrifugazione premendo il tasto **STOP**, avviene l'arresto con il livello di frenatura selezionato. Il livello di frenatura viene indicato..

Durante la corsa di centrifugazione compaiono il numero di giri del rotore, il valore RCF risultante, la temperatura delle provette (solo per centrifuga con raffreddamento) ed il tempo rimanente.

13.2 Corsa continua

- Impostazione il simbolo ∞ oppure richiamare il programma di corsa continua (vedere capitolo "Inserire i parametri di centrifugazione" oppure "Richiamo del programma")
- Premere il tasto **START**. L'indicazione di rotazione **Q** illumina fino a che il rotore gira. Il conteggio del tempo inizia da 00:00.
- Premere il tasto **STOP** per terminare la centrifugazione. L'arresto avviene con il livello di frenatura selezionato. Il livello di frenatura viene indicato.

Durante la centrifugazione compaiono il numero di giri del rotore, il valore RCF risultante, la temperatura delle provette (solo per centrifuga con raffreddamento) ed il tempo intercorso.

13.3 Centrifugazione breve

- Tenere premuto il tasto **IMPULS**. L'indicazione di rotazione **Q** illumina fino a che il rotore gira.
- Togliere il dito dal tasto **IMPULS** per terminare la corsa di centrifugazione. L'arresto avviene con il livello di frenatura selezionato. Il livello di frenatura viene indicato.

Durante la centrifugazione compaiono il numero di giri del rotore, il valore RCF risultante, la temperatura delle provette (solo per centrifuga con raffreddamento) ed il tempo rimanente.

14 Arresto di emergenza

- Premere 2 volte il tasto **STOP**

Con l'arresto di emergenza l'arresto avviene con il livello di frenatura 9 (arresto più breve). Il livello di frenatura 9 viene indicato.

Con il livello di frenatura preimpostato sullo 0, il tempo di arresto, per motivi tecnici, è superiore a quello raggiunto con il livello di frenatura 9.

15 Segnale acustico

Il segnale acustico si attiva quando:

- con il verificarsi di un guasto con intervallo di 3 sec
- dopo il terminare della corsa di centrifugazione e arresto del rotore con intervallo di 30 secondi





Aperto il coperchio oppure premendo un tasto qualsiasi, il segnale acustico cessa.

Il segnale che si attiva in seguito alla cessazione della corsa di centrifugazione, può essere attivato o disattivato, raggiunto l'arresto del rotore, in modo seguente:

- Tenere premuto il tasto **ESC** per 8 secondi.
Dopo 8 sec. compare la dicitura **SOUND / BELL**.
- Impostare con il tasto **ON** oppure **OFF** (disinserito) oppure **ON** (inserito).
- Premere il tasto **START** per salvare le impostazioni. Per conferma, compare per alcuni secondi la dicitura ***** ok *****.

16 Consultazione delle ore di funzionamento

La consultazione delle ore di funzionamento è possibile solo con rotore in posizione di arresto.

- Tenere premuto il tasto  per 8 secondi.
Dopo 8 sec. Compare la dicitura **SOUND / BELL**.
- Premere nuovamente il tasto .
Compaiono le ore di funzionamento della centrifuga (**CONTROL:**).
- Per uscire dalla consultazione delle ore di funzionamento premere il tasto  oppure .

17 Raffreddamento (solo per centrifuga con raffreddamento)

Il valore nominale di temperatura può essere selezionata da -20°C fino a +40°C. La temperatura minima raggiungibile dipende dal rotore (vedere capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories").

17.1 Raffreddamento-Standby

Con l'arresto del rotore e coperchio chiuso, la camera di centrifugazione viene raffreddata alla temperatura selezionata. Nel display compare il valore nominale di temperatura.

17.2 Pre-raffreddamento del rotore

Per una rapida preraffreddazione del rotore non carico e degli accessori è consigliabile effettuare un ciclo di centrifugazione con le impostazioni funzionamento continuo ed un numero di giri all'incirca del 20% del numero di giri massimo del rotore.

18 Centrifugazione di materiali con elevata densità

I rotori sono costruiti in modo da poter centrifugare delle sostanze dalla densità mediamente omogenea di max. 1,2 kg/dm³, con il numero di giri indicato.

Sostanze di maggiore densità devono essere centrifugate con un numero di giri ridotto.

Il numero di giri consentito si calcola con la formula seguente:

$$\text{numero di giri ridotto (n}_{\text{red}}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{densità maggiore}}} \times \text{numero di giri nominale}$$

p.es.: RPM 4000, densità 1,6 kg/dm³


$$n_{\text{red}} = \sqrt{\frac{1,2}{1,6}} \times 4000 = 3464 \text{ RPM}$$

In caso di dubbio, rivolgersi al costruttore per maggiori informazioni.

19 Riconoscimento del rotore

Con l'inizio di ogni corsa di centrifugazione, avviene il riconoscimento del rotore installato.


Dopo un cambio del rotore, il motore si spegne e vengono brevemente visualizzati il numero di giri massimo ed il codice del rotore.

Infine compare la dicitura  OPEN  OEFFNEN (=APRIRE), in seguito è possibile impiegare nuovamente la centrifuga solo dopo aver aperto una volta il coperchio.


Se dopo un cambio del rotore il numero di giri massimo del rotore è inferiore al numero di giri impostato, la velocità viene limitata al numero di giri massimo del rotore.

20 Sblocco di emergenza

In caso di black-out, il coperchio non può più essere aperto a mezzo di motore. Deve essere effettuata manualmente uno sblocco di emergenza.

 Per lo sblocco di emergenza, disconnettere la centrifuga dalla rete elettrica.
Aprire il coperchio solo con l'arresto del rotore.

Aprire il retro della copertina.

- Estrarre il tappo dal foro (Fig. 1, A).
- Inserire orizzontalmente la vita senza testa esagonale nel foro e compiere con cautela un mezzo giro in senso orario, fino a che il coperchio si possa aprire.
- Strappare la vita senza testa esagonale dal foro.
- Rimettere il tappo.
- Dopo la riaccensione della centrifuga, premere il tasto , in modo che la chiusura a mezzo di motore del coperchio riprenda nuovamente la posizione iniziale (apertura).

21 Pulizia e manutenzione



Prima della pulizia, staccare la presa di corrente.

Prima di iniziare un procedimento di pulizia e decontaminazione diverso da quello consigliato dal produttore, l'utilizzatore deve accertarsi presso il produttore che tale procedimento previsto non rechi danno all'apparecchio.

- Devono essere impiegati detersivi e disinfettanti con valore PH compreso tra 6 e 8. Evitare detersivi alcalini con valore PH superiore di 8.
- Seguire attentamente le indicazioni speciali del produttore sull'impiego di detersivi e disinfettanti, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di corrosione.

21.1 Centrifuga

- Pulire costantemente il contenitore della centrifuga e della camera di centrifugazione e impiegare all'occorrenza sapone o detersivo delicato con acqua. Ciò serve da un lato per l'igiene e dall'altro lato per evitare la corrosione causata da impurità incrostate.
- In caso di formazione di acqua di condensa, asciugare la camera di centrifugazione pulendola con un panno assorbente
- In presenza di materiale infettivo nella camera di centrifugazione si deve disinfettarla immediatamente.
- Lubrificare leggermente la guarnizione in gomma della camera di centrifugazione dopo averla pulita.

21.2 Rotori ed accessori

- Per prevenire la corrosione o delle alterazioni del materiale, i rotor e gli elementi accessori devono essere puliti regolarmente con sapone oppure con un detersivo delicato e acqua. Si consiglia una pulizia settimanale oppure meglio dopo ogni utilizzo.
- In caso di sporco costituito da materiale patogeno o radioattivo nel rotore o nelle parti accessorie, bisogna effettuare una pulizia idonea.
- Dopo la pulizia, i rotor e le parti accessorie devono essere immediatamente asciugati.
- Rotori angolari, contenitori e ganci in alluminio devono essere leggermente lubrificati dopo l'asciugatura (Grasso lubrificante Hettich, no. d'ord. 4051).
- In caso di rotor a tenuta di aerosol e di sistemi di Bio-Sicurezza (vedi capitolo "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"), gli anelli di tenuta devono essere controllati e puliti regolarmente (settimanalmente). In presenza di crepe, parti fragili o logorio, l'anello di tenuta deve essere subito sostituito.
- Per evitare la corrosione causata dall'umidità tra il rotore e l'albero motore, si deve provvedere almeno una volta al mese di smontare il rotore, pulirlo e di lubrificare leggermente l'albero motore.
- Bisogna verificare mensilmente che i rotor e le parti accessorie non siano danneggiati dalla corrosione.



Rotori ed accessori non devono essere più utilizzati se presentano consumo o corrosione

21.2.1 Perni di trascinamento

In rotor oscillanti, i perni di trascinamento devono essere lubrificati regolarmente (Grasso lubrificante Hettich no. d'ord. 4051) per consentire un'oscillazione equilibrata dei ganci.

21.2.2 Ganci scanalati in plastica, no. d'ord. 5091

L'utilizzo dei ganci in plastica armati di metallo, no. d'ord. 5091 è temporalmente limitato. La durata è impressa nei ganci.



Decorsa la scadenza impressa si deve provvedere assolutamente alla sostituzione per motivi di sicurezza.

21.3 Mantenere in autoclave

I rotor oscillanti, rotor angolari in alluminio e gli accessori possono essere riposti in autoclave a 121°C (20 min.) Eccezione: il gancio scanalato in plastica, no. d'ord. 5091, non può essere messo in autoclave.



Il coperchio del rotore ed il contenitore devono essere staccati prima di essere riposti in autoclave. La conservazione in autoclave accelera il processo di invecchiamento del materiale in plastica. Inoltre può causare variazioni di colore nel materiale in plastica.

21.4 Rottura del vetro

- In caso di rottura del vetro, ripulire con cautela ogni frammento ed il materiale di centrifugazione dalla camera di centrifugazione e dal contenitore oppure dai fori dei contenitori.
- Sostituire la guarnizione in gomma.



In caso di rottura del vetro, le guarnizioni in gomma del contenitore devono essere sostituite, poiché frammenti di vetro rimasti nella guarnizione causano ulteriori rotture del vetro.

- Nel caso di materiale infettivo, bisogna provvedere immediatamente ad una disinfezione.

22 Guasti

Se l'errore non può essere riparato secondo la tabella dei guasti e se, dopo aver attivato la funzione RESET-RETE, l'errore continui a persistere, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti Hettich.

Pregasi comunicare il tipo di centrifuga ed il numero di fabbricazione che sono riportati nella targhetta con i dati caratteristici della centrifuga.

RESET RETE: - Premere interruttore OFF, oltre 10s.
- Premere interruttore ON.

Visualizzazione/guasto		Causa	Eliminazione
Nessuna visualizzazione	---	- Non c'è tensione. - Scatto fusibile sovraccorrente.	- Controllare alimentatore elettrico. - Interruttore di rete ON.
TACHO - ERROR	01	- Tachimetro difettoso	- Aprire il coperchio.
	02	- Rotore non installato - Motore, convertitore, azionatore difettosi.	- Far girare manualmente il rotore - RESET RETE, all'inserimento il rotore deve girare.
IMBALANCE	---	Squilibrio sull'asse motore dovuto a differenze di carico del rotore.	- Aprire il coperchio. - Eliminare lo squilibrio.
CONTROL - ERROR	04, 06 - 09	Errore blocco coperchio, ovvero chiusura coperchio.	- Aprire il coperchio. - RESET RETE
N > MAX	05	N° giri eccedente	
N < MIN	13	N° giri insufficiente	
ROTORCODE	10	Errore codifica rotore	
MAINS INTERRUPT	---	Interruzione di rete, centrifugazione non terminata	- Aprire il coperchio. - Premere tasto START .
VERSIONS-ERROR	12	Non c'è corrispondenza tra i componenti elettronici	- Aprire il coperchio. - RESET RETE
CONTROL-ERROR	21 - 27	Errore/guasto lato comandi	
SER I/O - ERROR	30 - 38	Errore/guasto interfaccia	
° C * - ERROR	50 - 56	Errore/guasto raffreddamento	
LOCK - ERROR	57	Errore/guasto blocco programma	
FU / CCI - ERROR	60 - 83	Errore/guasto controllo motore	
N > ROTOR-MAX	---	Il numero di giri nel programma selezionato è superiore al numero di giri massimo del rotore.	- Verificare e correggere la velocità nel programma selezionato.

23 Accettazione di centrifughe da riparare

Nel caso in cui la centrifuga debba essere rispedita al produttore per una eventuale riparazione, prima della spedizione deve essere decontaminata e pulita a fondo a salvaguardia delle persone, dell'ambiente e del materiale.

Ci riserviamo di accettare centrifughe contaminate.

Eventuali costi di pulizia e disinfezione verranno fatturati al cliente.

Contiamo a questo riguardo sulla vostra comprensione.










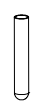



Per ulteriori informazioni cliccare sulla nostra homepage <http://www.HettichLab.com>

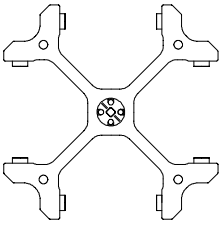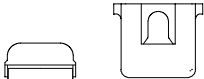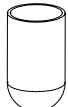
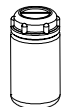



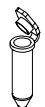







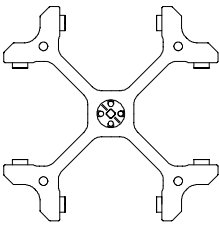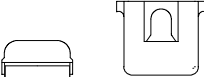

24 Anhang / Appendix

24.1 Technische Daten / Technical specification

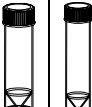Hersteller / Manufacturer	Hettich Zentrifugen D-78532 Tuttlingen			
Typenbezeichnung / Model	ROTANTA 460		ROTANTA 460 R	
Verkaufs-Nr. / Product no.	5600	5600-01	5605	5605-01
Netzspannung / Mains voltage ($\pm 10\%$)	208-240 V 1~		220-240 V 1~	
Netzfrequenz / Mains frequency	50 - 60 Hz		50 Hz	
Anschlusswert / Connected load	1500 VA		1900 VA	
Stromaufnahme / Current consumption	6.5 A		9 A	
Leistungsaufnahme / Power consumption	1030 W		1500 W	
Kältemittel / Refrigerant	----		R 404a	
Kapazität max. / Max. capacity	4 x 750 ml			
zulässige Dichte / Max. density	1.2 kg/dm ³			
Drehzahl / Speed RPM	15000			
Beschlg. / Force RCF	24400			
Kinetische Energie / Kinetic energy	41000 Nm		51000 Nm	
Prüfpflicht / Obligatory inspection	ja / yes			
Aufstellungsort / Environment – Umgebungstemp. / Ambient temperature – relative Feuchte / Relative humidity	5°C bis 40°C / 5°C up to 40°C max. 80% bis 31°C, linear abnehmend bis zu 50% bei 40°C / max. 80% up to 31°C, descending in a linear pattern down to 50% at 40°C			
Probenerwärmung / Sample temp. rise	≤ 19 K		-----	
Geräteschutzklasse / Class of protection	I			
EMV / EMC – Störaussendung (Funkentstörung) / Emission (Radio interference suppression) – Störsicherheit / Immunity	ISM (Industrial Science Medicine) EN 55011 Klasse B / Class B EN 55011 Klasse B / Class B gemäß EN 50082-1 / according to EN 50082-1			
Geräuschpegel (rotorabhängig) / Noise level (dependent on rotor)	≤ 70 dB(A)		≤ 70 dB(A)	
Abmessungen / Dimensions • Breite / Width • Tiefe / Depth • Höhe / Height	554 mm 707 mm 453 mm		770 mm 707 mm 453 mm	
Gewicht ca. / Weight approx.	89.5 kg		125.0 kg	


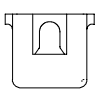







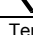
24.2 Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories








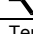
4444 Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times 	4414		4412						
									
	aerosoldicht / aerosol-proof								
	Gestell / frame								
	5263+0787	6319+5263	5262	5249	5261	5243	5242	5248	
Röhrchen / tube									
	0530	5127	0526	0523	0521	0521	0519	0507	
									
Kapazität / capacity	ml	250	250	80	100	50	50	25	15
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	65 x 115	61 x 122	44 x 100	40 x 115	34 x 100	34 x 100	24 x 100	17 x 100
Anzahl p. Gestell/number p. frame		1	1	1/2	1/2	6	2/4	5/10	12/24
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	8	8	24	16	40	96
Max. Gefäßgröße \varnothing / max. container size \varnothing	mm	66	62	45,5	42	36	36	26	17,5
Gefäßabdeckung max. \varnothing / container cover max. \varnothing	mm	77	77	57	57	18,5	37	27	18
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF		4211	4392	4256	4256	4279	4302	4302	4302
Radius / radius	mm	186	194	188	188	189	190	190	190
 9 (97%)	sec	78	78	78	78	78	78	78	78
 9	sec	75	75	75	75	75	75	75	75
 0	sec	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10	10	10	10	10	10	10	10

4444 Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times 	4414		4412									
												
	aerosoldicht / aerosol-proof											
	Gestell / frame											
	5247	5227	5257	5281	5266	5258	5248	5247				
Röhrchen / tube												
	0578	0501	2078	0536	2078	0536	---	Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt		
												
Kapazität / capacity	ml	7	6	1,5	2,0	1,5	2,0	25	30	9; 10	7,5; 8,2	4,5; 5
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	12 x 100	12 x 82	11 x 38	11 x 38	11 x 38	11 x 38	25 x 90	25 x 107	16 x 92	15 x 92	11 x 92
Anzahl p. Gestell/number p. frame		20	20	40	16	16	5	11	12	20	20	20
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		160	160	320	128	128	40	88	96	160	160	160
Max. Gefäßgröße \varnothing / max. container size \varnothing	mm	12,5	12,5	12,5	11,5	11,5	26	17,6	17,5	12,5	12,5	12,5
Gefäßabdeckung max. \varnothing / container cover max. \varnothing	mm	13	14	14	13	13	28	19	18	13	13	13
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF		4302	4324	3260/4369	4075	4075	4302	4302	4302	4302	4302	4302
Radius / radius	mm	190	191	144 / 193	180	180	190	190	190	190	190	190
 9 (97%)	sec	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
 9	sec	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
 0	sec	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)

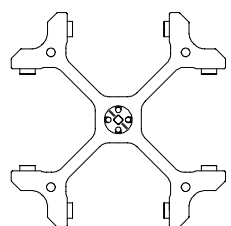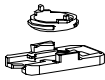




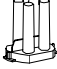


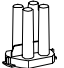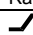
1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)






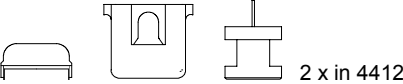

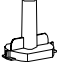

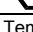

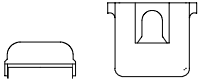
4444	4414		4412						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times	 								
	aerosoldicht / aerosol-proof								
	Gestell / frame								
	5268	5268	5267	5264	5227				
	Röhrchen / tube								
	Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt				
									
Kapazität / capacity ml	2,6 ; 2,9	4,9	1,1; 1,2; 1,4	4; 4,7; 5,5	2; 2,7; 3				
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 65	13 x 90	8 x 66	15,3 x 75	11,5 x 66				
Anzahl p. Gestell/number p. frame	12 / 24	12 / 24	20 / 40	12 / 24	20 / 40				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	96	96	160	96	160				
Max. Gefäßgröße Ø / max. container size Ø mm	13,5	13,5	11	16	12,5				
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø mm	18	18	14	18	14				
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500				
RZB / RCF	4369	4369	4279	4324	4324				
Radius / radius mm	193	193	189	191	191				
 9 (97%) sec	78	78	78	78	78				
 9 sec	75	75	75	75	75				
 0 sec	1080	1080	1080	1080	1080				
Temperatur / temperature °C ¹⁾	10	10	10	10	10				

4444	4414		4412		5280			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
	aerosoldicht / aerosol-proof							
	Spannplatte / slide carrier							
	1662							
	 2 x in 5280							
Zyto-Kammer / cyto chamber								
	1663	1664	1665	1666	1667	1668		
								
Kapazität / capacity ml	1	2	4	8	3,2	4 x 1		
Maße / dimensions Ø / A mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30		
Anzahl p. Gestell/number p. frame	2	2	2	2	2	2		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	16	16	16	16	16	16		
Filterkarten / filter cards	1675	1675	1675	1676	1677	1678		
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500		
RZB / RCF	2988/4211	2988/4211	2988/4211	2988/4211	2988/4211	2988/4211		
Radius / radius mm	132 / 186	132 / 186	132 / 186	132 / 186	132 / 186	132 / 186		
 9 (97%) sec	78	78	78	78	78	78		
 9 sec	75	75	75	75	75	75		
 0 sec	1080	1080	1080	1080	1080	1080		
Temperatur / temperature °C ¹⁾	10	10	10	10	10	10		

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)







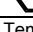



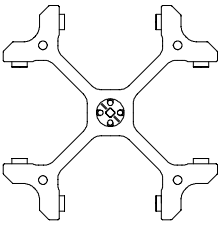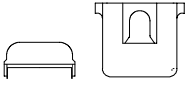

1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)










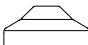


4444		4414 4412 5280						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times								
		aerosoldicht / aerosol-proof						
		Spannplatte / slide carrier						
		1670   2) 2 x in 5280						
		Zyto-Kammer / cyto chamber						
		1663	1664	1665	1666	1667	1668	
								
Kapazität / capacity	ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	
Maße / dimensions Ø / A	mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 3	
Anzahl p. Gestell / number p. frame		4	4	4	4	4	4	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		32	32	32	32	32	32	
Filterkarten / filter cards		1692	1692	1692	1691	1694	1693	
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF		2988/4211	2988/4211	2988/4211	2988/4211	2988/4211	2988/4211	
Radius / radius	mm	132 / 186	132 / 186	132 / 186	132 / 186	132 / 186	132 / 186	
 9 (97%)	sec	78	78	78	78	78	78	
 9	sec	75	75	75	75	75	75	
 0	sec	1080	1080	1080	1080	1080	1080	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10	10	10	10	10	10	

4444		4414 4412							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times									
		aerosoldicht / aerosol-proof							
		Gestell / frame							
			5269	5259	6306	4459	5248	5264	6301
		2 x in 4412	2 x in 4412		2 x in 4412	2 x in 4412	2 x in 4412	2 x in 4412	
		Röhrchen / tube							
	0513	0513	0509	0509	Vacutainer	Vacutainer	Vacutainer	Vacutainer	
									
Kapazität / capacity	ml	50	50	15	15	5 - 10	4 - 7	4 - 7	1 - 5
Maße / dimensions Ø x L	mm	29 x 115	29 x 115	17 x 120	17 x 120	16 x 100	16 x 75	13 x 100	13 x 75
Anzahl p. Gestell / number p. frame		6	2	7	13	12	12	12	12
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	16	56	52	96	96	96	96
Max. Gefäßgröße Ø / max. container size Ø	mm	30	30	17	17	17,5	16	13,5	13,5
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø	mm	36	37	23	23	18	18	17	18
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF		4460	4392	4460	4460	4302	4324	4302	4369
Radius / radius	mm	197	194	197	197	190	191	190	193
 9 (97%)	sec	78	78	78	78	78	78	78	78
 9	sec	75	75	75	75	75	75	75	75
 0	sec	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	10	10	10	10	10	10	10	10

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)
 2) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100







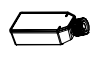



1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)
 2) Object carrier will not stand RCF values exceeding 1100



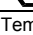





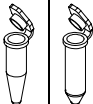


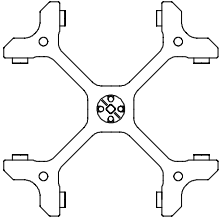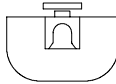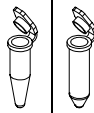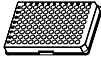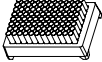
4444	4414	4412	4455		4413			
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times 								
	aerosoldicht/aerosol-proof							
	Gestell / frame		Reduzierung / adapter					
	5267		4451	4453	4454	4443	4442	4458
		ohne Deckel 4455 without lid 4455		ohne Deckel without lid			ohne Deckel 4455 without lid 4455	
		Röhrchen / tube						
---		0512	4457	Corning	5127	0526	0528	
								
Kapazität / capacity ml	3	750	450	250	250	100	100	
Maße / dimensions Ø x L mm	10 x 60	97 x 152	70 x 159	60 x 172	62 x 122	44 x 80	58 x 160	
Anzahl p. Gestell/number p. frame	20 / 40	1	1	1	1	2	1	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	160	4	4	4	4	8	4	
Max. Gefäßgröße Ø / max. container size Ø mm	11	98	70	60,5	62	45	62	
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø mm	14	98	98	98	98	48	---	
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF	4279	4596	4754	4754	4573	4120	4618	
Radius / radius mm	203	203	210	210	202	182	204	
 9 (97%) sec	78	78	78	78	78	78	78	
 9 sec	75	75	75	75	75	75	75	
 0 sec	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	
Temperatur / temperature °C ¹⁾	10	10	8	8	8	8	8	

4444	4455		4413					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times 								
	Reduzierung / adapter							
	4441	4439	4438	4437	4436	4435	4434	4433
	Röhrchen / tube							
0513	0521	0519	0509	0507	Vacutainer	Sarstedt	0578	
								
Kapazität / capacity ml	50	50	25	15	15	5; 7	9; 10	7
Maße / dimensions Ø x L mm	29 x 115	34 x 100	24 x 100	17 x 120	17 x 100	13 x 100	16 x 92	12 x 100
Anzahl p. Gestell/number p. frame	5	4	7	12	19	21	19	30
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	20	16	28	48	76	84	76	120
Max. Gefäßgröße Ø / max. container size Ø mm	30	36	26	17	17,5	13,5	17,5	13
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø mm	35	38	30	23	19	17	19	15
Drehzahl / speed RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	4460	4166	4211	4460	3917	4211	4256	4211
Radius / radius mm	197	184	186	197	173	186	188	186
 9 (97%) sec	78	78	78	78	78	78	78	78
 9 sec	75	75	75	75	75	75	75	75
 0 sec	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Temperatur / temperature °C ¹⁾	8	8	8	8	8	8	8	8

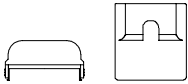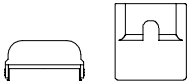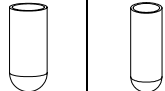1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)








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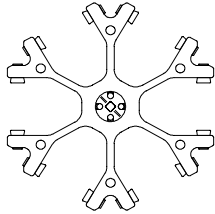



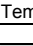
1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)






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




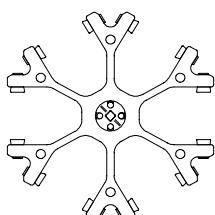


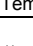
4444		4454 4413		4428					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times 		 aerosoldicht / aerosol-proof							
		Reduzierung / adapter		Gestell / frame					
		4432		4429	4429	4431	4427		
		Röhrchen / tube							
		2078	0536						
									
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0				50		
Maße / dimensions	Ø x L mm	11 x 38		86x128x15	86x128x46	86x128x22	102x43x26		
Anzahl p. Gestell / number p. frame		42		4	1	2	2		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		168		16	4	8	8		
Max. Gefäßgröße Ø / max. container size Ø	mm	11,5		86 x 128	86 x 128	86 x 128	---		
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø	mm	13		---	---	---	---		
Drehzahl / speed	RPM	4500		4500	4500	4500	4500		
RZB / RCF		3147/4234		3849	3849	3736	3803		
Radius / radius	mm	139 / 187		170	170	165	168		
 9 (97%)	sec	78		75	78	78	78		
 9	sec	75		72	75	75	75		
 0	sec	1080		1080	1080	1080	1080		
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	8		10	10	10	10		

4446		5095 5091								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times 		 aerosoldicht / aerosol-proof								
		Gestell / frame								
		5262	5249	5243	5242	5248	5247	5227	5257	
		Röhrchen / tube								
		0526	0523	0521	0519	0507	0578	0501	2078	0536
										
Kapazität / capacity	ml	80	100	50	25	15	7	6	1,5	2,0
Maße / dimensions	Ø x L mm	44 x 100	40 x 115	34 x 100	24 x 100	17 x 100	12 x 100	12 x 82	11 x 38	
Anzahl p. Gestell / number p. frame		6	1	2	5	12	20	20	20/40	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		1	6	12	30	72	120	120	240	
Max. Gefäßgröße Ø / max. container size Ø	mm	44,5	42	36	26	17,5	12,5	12,5	12,5	
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø	mm	57	57	37	27	18	13	14	14	
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
RZB / RCF		3291	3291	3291	3309	3309	3309	3327	2504/3381	
Radius / radius	mm	184	184	185	185	185	185	186	140/189	
 9 (97%)	sec	45	45	45	45	45	45	45	45	
 9	sec	55	55	55	55	55	55	55	55	
 0	sec	551	551	551	551	551	551	551	551	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4	

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)
















1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)




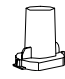

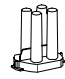

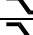
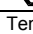
4446		5095 5091									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times 		Gestell / frame									
		5281	5266	5258	5248	5247	5264	5227	5267		
		Röhrchen / tube									
	2078	0536	---		Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt	Sarstedt	
											
Kapazität / capacity	1,5	1,5	2,0	25	30	7,5; 8,2	7,5; 8,2	4,5; 5	3,2; 6	2; 4	1,1; 1,2; 1,4
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	11 x 38		25 x 90	25 x 107	16,5 x 92	15 x 92	11,5 x 92	15,3 x 75	11,5 x 66	8 x 66
Anzahl p. Gestell/number p. frame		16	5	11	12	20	12	20	12	20	20
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96	30	66	96	120	72	120	120	120	120
Max. Gefäßgröße \varnothing / max. container size \varnothing	L	mm	11,5	26	17,6	17,5	12,5	16	12,5	11	
Gefäßabdeckung max. \varnothing / container cover max. \varnothing		mm	13	28	19	18	13	18	14	14	
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
RZB / RCF		3148	3309	3309	3309	3309	3309	3327	3327	3291	
Radius / radius	mm	176	185	185	185	185	185	186	186	184	
 9 (97%)	sec	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
 9	sec	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
 0	sec	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

4446		5095 5091									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times 		Gestell / frame									
		5268	5259	6306	5248	5264	6301	5268	5267		
		Röhrchen / tube									
	Sarstedt	0513	0509	Vacutainer	Vacutainer	Vacutainer	Vacutainer	Vacutainer	---		
											
Kapazität / capacity	ml	2,6; 2,9	4,9	50	15	5 - 10	4 - 7	4 - 7	1 - 5	3	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	13 x 65	13 x 90	29 x 115	17 x 120	16 x 100	16 x 75	13 x 100	13 x 75	10 x 60	
Anzahl p. Gestell/number p. frame		12	2	7	12	12	12	12	12	20	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		72	12	42	72	72	72	72	72	120	
Max. Gefäßgröße \varnothing / max. container size \varnothing	mm	13,5	30	17	17,5	16	13,5	13,5	13,5	11	
Gefäßabdeckung max. \varnothing / container cover max. \varnothing	mm	18	37	23	18	18	17	18	18	14	
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
RZB / RCF		3363	3381	3452	3309	3327	3309	3363	3327	3291	
Radius / radius	mm	188	189	193	185	186	185	188	188	184	
 9 (97%)	sec	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
 9	sec	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
 0	sec	551	551	551	551	551	551	551	551	551	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)

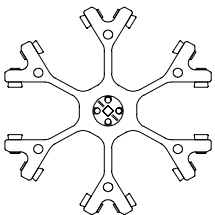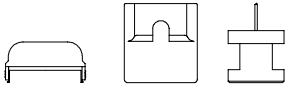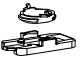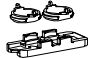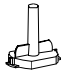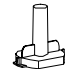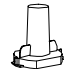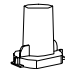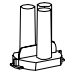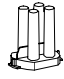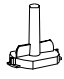
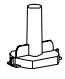


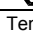



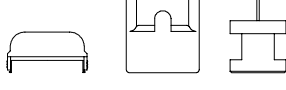
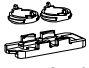

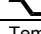
1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)


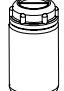
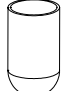
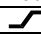

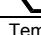
4446		5095		5091		5280					
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times 											
		Spannplatte / slide carrier									
		1662						1670			
		 2 x in 5280						 2) 2 x in 5280			
Zyto-Kammer / cyto chamber											
		1663	1664	1665	1666	1667	1668	1663	1664		
											
Kapazität / capacity	ml	1	2	4	8	3 x 2	4 x 1	1	2		
Maße / dimensions Ø / A	mm ²	6,2 / 30	8,7 / 60	12,4 / 120	17,5 / 240	8,7 / 60	6,2 / 30	6,2 / 30	8,7 x 60		
Anzahl p. Gestell / number p. frame		2	2	2	2	2	2	4	4		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		12	12	12	12	12	12	24	24		
Filterkarten / filter cards		1675	1675	1675	1676	1677	1678	1692	1692		
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000		
RZB / RCF		2272/3238	2272/3238	2272/3238	2272/3238	2272/3238	2272/3238	2272/3238	2272/3238		
Radius / radius	mm	127 / 181	127 / 181	127 / 181	127 / 181	127 / 181	127 / 181	127 / 181	127 / 181		
 9 (97%)	sec	45	45	45	45	45	45	45	45		
 9	sec	55	55	55	55	55	55	55	55		
 0	sec	551	551	551	551	551	551	551	551		
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4		

4446		5095		5091		5280					
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times											
		Spannplatte / slide carrier									
		1670									
		 2) 2 x in 5280									
Zyto-Kammer / cyto chamber											
		1665	1666	1667	1668						
											
Kapazität / capacity	ml	4	8	3 x 2	4 x 1						
Maße / dimensions Ø / A	mm ²	12,4 x 120	17,5 x 240	8,7 / 60	6,2 / 30						
Anzahl p. Gestell / number p. frame		4	4	4	4						
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		24	24	24	24						
Filterkarten / filter cards		1692	1691	1694	1693						
Drehzahl / speed	RPM	4000	4000	4000	4000						
RZB / RCF		2272 / 3238	2272 / 3238	2272 / 3238	2272 / 3238						
Radius / radius	mm	127 / 181	127 / 181	127 / 181	127 / 181						
 9 (97%)	sec	45	45	45	45						
 9	sec	55	55	55	55						
 0	sec	551	551	551	551						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4	4	4	4						

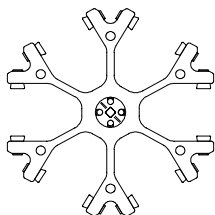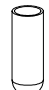1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)
 2) Objektträger nur belastbar bis RZB 1100









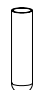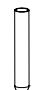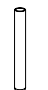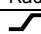



1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)
 2) Object carrier will not stand RCF values exceeding 1100







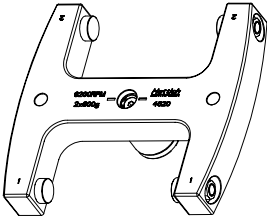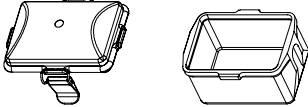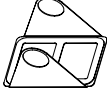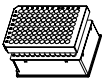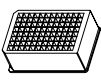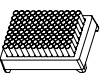

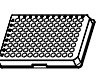

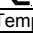
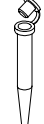


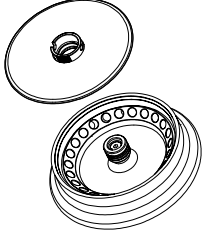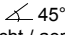
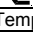
4446	5093 5092								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times 	aerosoldicht / aerosol-proof								
	Reduzierung / adapter								
	5126	5125	5123	5129	5124	5122	5121	5120	
	Röhrchen / tube								
	0523	0526	0513	0509	0521	0519	0507	0578	
									
	Kapazität / capacity ml	100	80	50	15	50	25	15	7
	Maße / dimensions \varnothing x L mm	40 x 115	44 x 100	30 x 115	17 x 120	34 x 100	24 x 100	17 x 100	12 x 100
	Anzahl p. Gestell/number p. frame	1	1	2	7	1	4	7	12
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	12	42	6	24	42	72
Max. Gefäßgröße \varnothing / max. container size \varnothing mm	42	45,5	30,5	17	35,5	25,5	17,5	13,2	
Gefäßabdeckung max. \varnothing / container cover max. \varnothing mm	48	48	35	23	48	28	23	16	
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
RZB / RCF	3488	3488	3631	3631	3506	3434	3542	3542	
Radius / radius mm	195	195	203	203	196	192	198	198	
 9 (97%) sec	45	45	45	45	45	45	45	45	
 9 sec	55	55	55	55	55	55	55	55	
 0 sec	551	551	551	551	551	551	551	551	
Temperatur / temperature °C ¹⁾	4	4	4	4	4	4	4	4	

4446	5093 5092							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times	aerosoldicht / aerosol-proof							
	Reduzierung / adapter							
	5128	6319	1057					
		ohne Deckel 5093 without lid 5093						
	Röhrchen / tube							
	0501	5127	0530					
								
	Kapazität / capacity ml	6	250	250				
	Maße / dimensions \varnothing x L mm	12 x 82	62 x 122	65 x 115				
	Anzahl p. Gestell/number p. frame	12	1	1				
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	72	6	6					
Max. Gefäßgröße \varnothing / max. container size \varnothing mm	13,2	62	66					
Gefäßabdeckung max. \varnothing / container cover max. \varnothing mm	16	66	66					
Drehzahl / speed RPM	4000	4000	4000					
RZB / RCF	3542	3631	3488					
Radius / radius mm	198	203	195					
 9 (97%) sec	45	45	45					
 9 sec	55	55	55					
 0 sec	551	551	551					
Temperatur / temperature °C ¹⁾	4	4	4					

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)


1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)


		4620			4627		4623								
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times 															
		Gestell / frame													
		4626													
															
		Platten / plates													
															
Kapazität / capacity	ml	---		---		---		---		---					
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	86x128x83		86x128x44,5		86x128x46		86x128x22		86x128x17,5		86x128x15			
Anzahl p. Gestell/number p. frame		1		1		1		4		5		6			
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		2		2		2		8		10		12			
Max. Gefäßgröße TxBxH max. container size DxWxH	mm	86x128x85		86x128x85		86x128x85		86x128x85		86x128x85		86x128x85			
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø	mm	----		----		----		----		----		----			
Drehzahl / speed	RPM	5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *		5900 / (6200) *			
RZB / RCF		max. 5858 / (max. 6446) *		max. 5858 / (max. 6446) *		max. 5858 / (max. 6446) *		max. 5858 / (max. 6446) *		max. 5858 / (max. 6446) *		max. 5858 / (max. 6446) *			
Radius / radius	mm	max. 150		max. 150		max. 150		max. 150		max. 150		max. 150			
 9 (97%)	sec	35 / (38) *		35 / (38) *		35 / (38) *		35 / (38) *		35 / (38) *		35 / (38) *			
 9	sec	37 / (40) *		37 / (40) *		37 / (40) *		37 / (40) *		37 / (40) *		37 / (40) *			
 0	sec	334 / (390) *		334 / (390) *		334 / (390) *		334 / (390) *		334 / (390) *		334 / (390) *			
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	12		12		12		12		12		12			

		4489						Reduzierung / adapter																																			
Winkelrotor 30-fach / Angle rotor 30-times   45° aerosoldicht / aerosol-proof		---						2031						2023						2023						2024						2024											
																																											
		Röhrchen / tube												0536						2078						---						---						---					
																																											
Kapazität / capacity	ml	2,0						1,5						0,8						0,5						0,4						0,2											
Maße / dimensions Ø x L	mm	11 x 38						11 x 38						8 x 45						8 x 30						6 x 45						6 x 18											
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		30						30						30						30						30						30											
Max. Gefäßgröße Ø x L / max. container size Ø x L	mm	11 x 45						11 x 45						8 x 45						8 x 45						6 x 55						6 x 55											
Gefäßabdeckung max. Ø / container cover max. Ø	mm	13						13						10						10						8						8											
Drehzahl / speed	RPM	15000						15000						15000						15000						15000						15000											
RZB / RCF		max. 24400						max. 24400						max. 24000						max. 24000						max. 24000						max. 24000											
Radius / radius	mm	max. 97						max. 97						max. 97						max. 97						max. 97						max. 97											
 9 (97%)	sec	73						73						73						73						73						73											
 9	sec	77						77						77						77						77						77											
 0	sec	240						240						240						240						240						240											
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	12						12						12						12						12						12											

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)
 * (nur bei Kühlzentrifuge)

1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)
 * (only with cooling centrifuges)

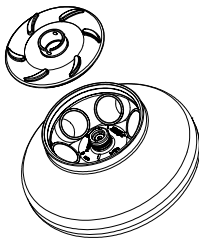5615 Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  45° aerosoldicht / aerosol-proof	Reduzierung / adapter										
	---	1454	1446	1447	1466	1451	1451	1448			
	Röhrchen / tube										
	0539 + 0538	0547	0513	0546	0519	0545	0509	0507	Sarstedt		
Kapazität / capacity ml	94	85	50	50	25	30	15	15	7,5 / 8,2	9 / 10	10
Maße / dimensions Ø x L mm	38 x 110,5	38 x 106	29 x 115	29 x 107	24 x 100	26 x 95	17 x 120	17x100	15,3 x 92	16,5 x 92	16 x 80
Anzahl p. Red./number p. adapter			1	1	1	1	1	1	1	1	2
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12
Max. Gefäßgröße Ø x L / max. container size Ø x L mm	38 x 111	29 x 117	29 x 117	29 x 122	26 x 123	17 x 123	17,5 x 125	17,5 x 125	17,5 x 125	16,5 x 97	
Drehzahl / speed RPM	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
RZB / RCF	18038	17595	17299	17299	16560	17299	17003	17003	17003	17003	17003
Radius / radius mm	122	119	117	117	112	117	115	115	115	115	115
9 (97%) sec	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
9 sec	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
0 sec	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641
Temperatur / temperature °C ¹⁾	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

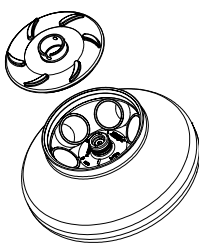5615 Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  45° aerosoldicht / aerosol-proof	Reduzierung / adapter		5645		Reduzierung / adapter	
	1449				---	
	Röhrchen / tube		Röhrchen / tube		Röhrchen / tube	
	2078	0536			5127	
Kapazität / capacity ml	1,5	2,0			250	
Maße / dimensions Ø x L mm	11 x 38	11 x 38			62 x 122	
Anzahl p. Red./number p. adapter	4				---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	24				6	
Max. Gefäßgröße Ø x L / max. container size Ø x L mm	11,4 x 60				61,5 x 133	
Drehzahl / speed RPM	11500				max. 8500 (max.9500)*	
RZB / RCF	17299				max. 11228 (max.14025)*	
Radius / radius mm	117				139	
9 (97%) sec	66				98 / (115)*	
9 sec	68				105 (120)*	
0 sec	641				1110 (1103)*	
Temperatur / temperature °C ¹⁾	12				14	

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl und 1 Stunde Laufzeit (nur bei Kühlzentrifuge)
* (nur bei Kühlzentrifuge)

1) Lowest possible temperature during maximum speed and 1 hour running time (only with cooling centrifuges)
* (only with cooling centrifuges)

Technische Änderungen vorbehalten! / Technical alterations reserved!