



Instruction Manual

HT Lysing Homogenizer, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



TABLE OF CONTENTS

Package Contents	1
Service Information	1
Introduction	2
Installation	2
Intended Use	2
Maintenance & Servicing	2
Environmental Conditions	2
Equipment Disposal	2
Safety Instructions	3
Standards & Regulations	3
Specifications	4
Control Panel	5
Operating Instructions	6-8
Troubleshooting	9

PACKAGE CONTENTS

HT Lysing Homogenizer
 Sample Tube Kit, 14 Samples
 Tube Rack
 Allen wrench
 Wrench
 Power cord
 Instruction manual
 Warranty card

SERVICE INFORMATION

If the troubleshooting section does not resolve or describe your problem, contact your authorized OHAUS service agent. For service assistance or technical support in the United States call toll-free 1-800-672-7722 ext. 7852 between 8:00 AM and 5:00 PM EST. An OHAUS product service specialist will be available to provide assistance. Outside the USA, please visit our web site, www.ohaus.com to locate the Ohaus office nearest you.

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Supplier: _____

INTRODUCTION

The Ohaus HT Lysing Homogenizer is a homogenizer specifically designed for high throughput sample processing in a microplate, deep well plate, or sample tube format. Animal tissue, seeds, tubers, leaf punches, soil and sediment samples, insects, and microbial cultures can all be effectively homogenized in a 96-well or microplate, deep well plate, or sample tube format. The high speed linear motion of the homogenizer allows for rapid sample processing; in most cases two (2) minutes or less.

Samples are placed in a tube, vial or well with a grinding media and extraction buffer (seeds can be ground dry), sealed with a cap or press-on mat, placed in the HT Lysing Homogenizer, and processed. Homogenized samples can be subsequently handled manually or in automated systems making use of the standard plate format. The HT Lysing Homogenizer is suitable for the isolation of protein, DNA, RNA, viruses, and any other biological components released during homogenization. The unit is also useful for pulverizing dry samples for chemical analysis and solubility studies.

INSTALLATION

Upon receiving the Ohaus HT Lysing Homogenizer, check to ensure that no damage has occurred in shipment. It is important that any damage that occurred in transport is detected at the time of unpacking. If you do find such damage the carrier must be notified immediately.

Turn unit on side to expose the bottom of the unit. Remove the bolts which hold the shipping plate to the bottom on the unit. Store the plate and bolts in a plastic bag incase the unit must be shipped to another location. **Running the unit with the plate attached can cause permanent damage. Also shipping the unit without the shipping items can also cause permanent damage.**

Clean bench or table top that the HT Lysing Homogenizer will be placed on and place in its permanent position on the bench. Always place the unit on a level, sturdy work surface. Press down on the unit housing to fasten suction cup feet to bench. Position unit so it is easy to reach and unplug the power cord from the back of the unit.

The HT Homogenizer is supplied with a power cord that is inserted into the IEC connector on the back of the unit first, then it can be plugged into a properly grounded outlet. The 120V unit plugs into a 120 volt, 50/60 Hz source. The 230V unit plugs into a 230 volt, 50/60 Hz source.

INTENDED USE

NOTE: The Ohaus HT Lysing Homogenizer is intended for General Laboratory Use. Safety cannot be guaranteed if used outside of the intended use.

MAINTENANCE & SERVICING

The HT Lysing Homogenizer is built for long, trouble-free, dependable service. No lubrication or other technical user maintenance is required. It needs no user maintenance beyond keeping the surfaces clean after each day's use. The unit should be given the care normally required for any electrical appliance. Avoid wetting or unnecessary exposure to fumes. Do not use a cleaning agent or solvent on the front panel which is abrasive or harmful to plastics, nor one which is flammable. Always ensure the power is disconnected from the unit prior to any cleaning. If the unit ever requires service, contact your Ohaus representative.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating Conditions: Indoor use only.

Temperature:	5 to 40°C (41 to 104°F)
Humidity:	20% to 85% relative humidity, non-condensing
Altitude:	0 to 6,562 ft (2000 M) above sea level

Non-Operating Storage:

Temperature:	-20 to 65°C (-4 to 149°F)
Humidity:	20% to 85% relative humidity, non-condensing

Installation Category II and Pollution Degree 2 in accordance with IEC 664.

EQUIPMENT DISPOSAL



This equipment must not be disposed of with unsorted waste. It is your responsibility to correctly dispose of the equipment at life-cycle-end by handing it over to an authorized facility for separate collection and recycling. It is also your responsibility to decontaminate the equipment in case of biological, chemical and/or radiological contamination, so as to protect the persons involved in the disposal and recycling of the equipment from health hazards.

For more information about where you can drop off your waste of equipment, please contact your local dealer from whom you originally purchased this equipment. By doing so, you will help to conserve natural and environmental resources and you will ensure that your equipment is recycled in a manner that protects human health.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read entire instruction manual before operating the units.



WARNING! DO NOT use the HT Lysing Homogenizer in a hazardous atmosphere or with hazardous materials for which the unit was not designed.

WARNING: DO NOT replace the cord with an inadequately rated main supply cord.



WARNING! The protection provided by the HT Lysing Homogenizer may be impaired if it is used with accessories not provided or recommended by the manufacturer or used in a manner not specified by the manufacturer.

This unit is designed for intermittent use only. Always operate unit on a level surface for best performance and maximum safety.

DO NOT lift unit by the lid. **DO NOT** run the unit with the lid open, this will create hazardous conditions. **DO NOT** run the unit without the rubber suction cup feet firmly attached.



CAUTION! To avoid electrical shock, completely cut off power to the unit by disconnecting the power cord from the unit or unplug from the wall outlet. Disconnect unit from the power supply prior to maintenance and servicing. Spills should be removed promptly. **DO NOT** immerse the unit for cleaning.

DO NOT operate the unit if it shows signs of electrical or mechanical damage.

The HT Lysing Homogenizer is designed to be operated in dry conditions.

Use of Hearing Protection is strongly advised when using this product.







Earth Ground - Protective Conductor Terminal



Alternating Current

STANDARDS & REGULATIONS

Compliance to the following standards and regulations is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark	Standards and Regulations
	The HT Homogenizer complies with directives EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04 The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address www.Ohaus.com/WEEE
	This product complies with directive 2012/19/EU. Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Supplemented by EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Global Notice

Warning: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Canada Notice

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC Notice


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by Ohaus Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

SPECIFICATIONS

Overall dimensions (L x W x H):	17.5 x 11.5 x 20.5" (44.3 x 28.8 x 51.8cm)	
Electrical (50/60 Hz):	120 volts AC:	3.2 amps, 450 watts
	230 volts AC:	2.1 amps, 450 watts
Fuses:	120 volts,	5mm x 20mm, 6.3 amp slo-blow fuse (250V Rated)
	230 volts,	5mm x 20mm, 3.15 amp slow blow fuse (250V Rated)
Speed range:	300 to 1600rpm (in 1 rpm increments)	
Timer:	1 second to 10 minutes (1 second increments)	
Reciprocal strokes:	1.2" (3.1cm)	
Capacity:	1 deep well plate, 4 stacked standard well plates; 300 gram maximum; any matrix that will fit in the 4 x 5 x 2.5" (10.2 x 12.7 x 6.4 cm) holder	
Controls:	ON/OFF Switch, Standby, Speed UP/DOWN, Speed ON, Time UP/DOWN, Program Buttons	
Ship weight:	120 volts,	82lbs (37.2kg)
	230 volts,	98lbs (44.5kg)
Net weight:	120 volts,	59lbs (26.8kg)
	230 volts,	75lbs (34.0kg)



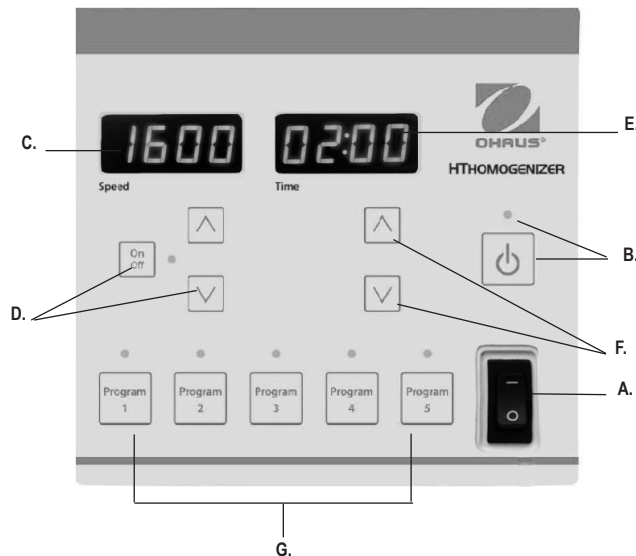

CONTROL PANEL - HT LYSING HOMOGENIZER

The front panel of the HT Lysing Homogenizer contains all the controls and displays needed to operate the unit


- A. Power Switch:** This is the main switch for the system. The unit will not function unless this switch is in the on position. Switch to the on (-) position to power the unit. Switch to the off position (o) to remove power from the internal electronic components
- B. Standby button/standby indicator light:** The standby indicator light will illuminate when the main power switch is in the ON position. Press the standby button to take the unit out of “Standby Mode”. The standby indicator light will shut off. Press the standby button again and the unit will once again be in standby mode.
- C. Speed display:** Displays the speed of the homogenizer
- D. Up/down arrows:** For set-point control. ON/OFF button starts/stops reciprocal motion function.

- E. Time Display:** Displays the set time (before the unit is started) or remaining time (once unit is running or if the unit is paused). The display range is from 00:00 to 10:00 minutes in 1 second increments. The display indicates minutes and seconds. This unit can be only be used in timed (countdown) mode only.
- F. Up/Down Buttons:** For Set-point control Up/Down Arrows for set point control.
- G. Program Buttons:** Factory set buttons for common time and speed combinations based on sample type. See page 7 for details. When a preset button is active, the corresponding settings cannot be changed.

OPERATING INSTRUCTIONS


IMPORTANT: This unit is designed for intermittent use only. After every 10 minute cycle it must have at least 1 minute cool down period. Before processing any samples, it is advisable to perform a dry run with your plates or tubes with appropriate grinding material to determine whether they are durable for your homogenization process.

1. Getting ready:

- a. Place unit on a sturdy surface.
 - i. If this surface is permanent, you can remove the plastic covers from the inner rubber feet. These will adhere to the surface.
 - ii. If this is not the permanent location for the unit, simply leave the plastic on the rubber feet.
- b. Plug cord into a properly grounded outlet.
- c. Switch the power switch to the ON position by pressing the side of the switch labeled with a dash (-).
- d. Press the STANDBY button: 
 - i. An LED will light over the button and the LED screens will illuminate.

2. Load plate:

- a. Turn the lid latch counter clock wise to unlock the lid.
- b. Open lid.
- c. Loosen the sample clamp by pushing the black clamp lock knobs and turning the handle counter clock wise until the clamp is fully up.

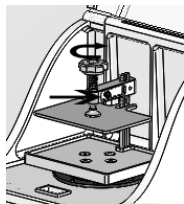

- d. Place sample under the clamp.
- e. Tighten by turning the handle clockwise until tight.
 - i. You will hear the clicking of the screw lock. If the lock does not click, pull the black lock knobs forward to engage the lock.
- f. Close the lid and lock it in place.
 - i. Turn the lid latch clockwise to secure lid.

IMPORTANT: If the locking arm is at the wrong height for the sample, it can be adjusted up or down by removing the black hex head screw with Allen wrench included and, with the lock screw loose, repositioning it to a different hole on the vertical arm. **DO NOT** run the unit without the black hex head screw through one of the holes in the vertical arm.

3. Setting unit:

THE LID MUST BE CLOSED AND LOCKED FOR UNIT TO BE SET OR TO FUNCTION.

- a. Standard Set:
 - i. Press the speed up or down buttons to reach the desired speed.
 1. Note: Hold down the speed buttons for quick setting.
 - ii. Press the time up or down buttons to reach the desired time.
 1. Note: Hold down the time buttons for quick setting.
 - iii. Once the desired speed and time is set, press the speed ON/OFF button to start unit function.
 - iv. Timer must be set in order for unit to run. If time is set to 00:00, unit will not function.

NOTE: IF THE LID IS OPENED AT ANY TIME DURING OPERATION, THE UNIT WILL STOP AND REQUIRES THE USER TO PRESS START AGAIN TO RESTART FUNCTION.



OPERATING INSTRUCTIONS

	Tube Color	Sample Type	Tube Size	Speed	Time
Program 1	White Yellow Blue	Bacteria Fungi Yeast	2mL	1500rpm	5 minutes
Program 2	Orange	Soft Sample	2mL	1500rpm	2 minutes
Program 3	Red Green	Animal Tissue Plant Material	2mL	1300rpm	3 minutes
Program 4	Brown	Soil and Environmental Samples	2mL	1500rpm	4 minutes
Program 5		Cryogenically Frozen Samples	Polycarbonate 4mL & 15mL	1600rpm	1 minute

*The preset programs are not limited to the tubes listed. You should run a test to determine the optimal settings for other size tubes.

b. Factory Preset Program buttons:




i. The Program buttons have been designed to effectively grind various types of samples and cannot be re-programmed.

1. To enter a program, press any of the program buttons.
 - a. An LED indicator will light over the selected program.

2. To exit program, press any other button.
3. Press the speed ON/OFF button to start program.
4. When the selected program has finished, the unit will turn off.
5. When the program is over, the display will reset itself to the beginning of the program.



NOTE: IF THE LID IS OPENED AT ANY TIME DURING OPERATION, THE UNIT WILL STOP AND REQUIRES THE USER TO PRESS START AGAIN TO RESTART FUNCTION.

- c. To interrupt a timing cycle, press Speed ON/OFF power button to OFF. **IMPORTANT:** To completely cut off power to the unit, disconnect the power cord from the unit or unplug from the wall outlet. If your unit does not shut off when the lid is opened, switch the unit off and contact your Ohaus representative for repairs.
 
 - d. When the unit is not being used flip the ON/OFF power switch to the OFF position.

NOTE: IF RUNNING LESS THAN A FULL RACK OF SAMPLES, IT IS IMPORTANT TO HAVE SAMPLES BALANCED STARTING FROM THE CENTER OF THE RACK.

IMPORTANT: To prevent unnecessary wear on the HT Lysing Homogenizer, microwell plates and vial sample should not exceed 300 grams. A typical deep well plate with grinding media, sample, and extraction buffer will weigh less than 200 grams.

Using sample tubes in a small tube rack with the HT Lysing Homogenizer is essentially the same as using deep well plates. The amount of head space is very important for efficient sample homogenization. Generally the harder the substance to be ground, the less can be added to each tube or well. The samples must be firmly locked into the homogenizer prior to grinding, as described under 'Operating Instructions' (see above).

Grinding times and speeds must be determined empirically.

IMPORTANT: The 4 center positions must always have tubes in them.

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING TIPS

Many protocols, especially with RNA isolation, call for up to 1mL of extraction buffer with as little as 20mg of tissue. When using 96 deep well plates, this volume is impractical. In such situations, it is suggested that the homogenizing be performed in a smaller volume initially and then the balance of the buffer being added after the homogenization.

The plate holder can accommodate one (1) deep well plate, four (4) stacked standard well plates or any matrix that will fit in the 4 x 5 x 2.5" (10.2 x 12.7 x 6.4 cm) holder. Do not run unit with any cracked or broken sample tubes or lids. In all cases, the durability of the sample container should be tested prior to processing samples. Many brands of polypropylene microwell plates are constructed of very thin plastic which may not tolerate full speed with some types of grinding media. Most deep well plates are sufficiently durable for standard homogenizing applications.

To move the HT Lysing Homogenizer, lift it from one side until the rubber suction cup foot on that side comes off the surface. Continue lifting on this side until all four (4) feet have separated and the homogenizer is lying completely on its side. The homogenizer is now ready to mount in a new location. Never run the homogenizer without the rubber suction cup feet firmly attached. If damaged, replacement feet are available from your Ohaus representative.

TROUBLESHOOTING

Error	Cause of Error	How to fix
E1	The circuit board does not “see” any speed input. This could be caused by a complete motor stoppage, a mechanical issue that causes the mechanism not to pass through the sensor or by an electrical issue such as a sensor malfunction.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check to make sure there is no mechanical obstruction causing the mechanism to become stuck. The tray should move up and down with little resistance. NOTE: At the top and bottom of the “stroke” there will be a point where the mechanism will be difficult to move when stopped. This is not a problem for the motor. 2. Cycle power by turning the ON/OFF switch to the Off position, leaving it for 30 seconds and then switching it back to the ON position. 3. If this does not fix your issue, contact your Ohaus representative.
E2	This Error code means that the unit “sees” a speed that is different than the set speed, or that the unit cannot maintain a consistent speed. This could be caused by the unit being overloaded or jammed, by an inconsistent or low power source or by an internal electrical issue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check that the power source that the unit is plugged into matches the electrical requirements of the unit. 2. Check to make sure there is no mechanical obstruction causing the mechanism to become stuck. The tray should move up and down with little resistance. NOTE: At the top and bottom of the “stroke” there will be a point where the mechanism will be difficult to move when stopped. This is not a problem for the motor. 3. Cycle power by turning the ON/OFF switch to the Off position, leaving it for 30 seconds and then switching it back to the ON position. 4. If this does not fix your issue, contact your Ohaus representative.
Unit has no power	Blown Fuse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the fuse with the supplied spare. If issue reoccurs, see # 2 2. Check to make sure there is no mechanical obstruction causing the mechanism to become stuck. The tray should move up and down with little resistance. NOTE: At the top and bottom of the “stroke” there will be a point where the mechanism will be difficult to move when stopped. This is normal. 3. If this does not fix your issue, contact your Ohaus representative.
Unit will not run	Lid is not latched properly	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsecure and re-secure lid latch 2. If this does not fix your issue, contact your Ohaus representative.



Manuel d'instruction Homogénéisateur Lyse HT, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage	11
Information de service	11
Introduction	12
Installation	12
Utilisation prévue	12
Entretien & réparation	12
Conditions environnementales	12
Mise au rebut de l'appareil	12
Instructions de sécurité	13
Normes & règlements	13
Spécifications	14
Panneau de contrôle	15
Instructions d'opération	16-18
Dépannage	19

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Homogénéisateur lyse HT
 Kit d'échantillon de tube, 14 Tubes
 Porte-tube
 Clé Allen
 Clé
 Cordon d'alimentation Manuel d'instruction
 Carte de garantie

INFORMATION DE SERVICE

Si la section de dépanne ne résout ou ne décrit pas votre problème, veuillez contacter l'agent de service OHAUS autorisé. Pour le service d'assistance ou l'assistance technique aux Etats-Unis, veuillez appeler gratuitement le 1-800-672-7722 ext. 7852 entre 8 :00 et 17 :00 EST. Un spécialiste des produits OHAUS sera disponible pour vous assister. Hors des USA, veuillez visiter notre site web www.ohaus.com pour localiser le bureau Ohaus le plus proche.

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

Fournisseur: _____

INTRODUCTION

L'homogénéisateur Lyse HT d'Ohaus est un homogénéisateur spécialement conçu pour le traitement des échantillons à haut débit dans une microplaque, une plaque de puits profond ou un tube à échantillon. Le tissu animal, les graines, les tubercules, les poinçons, les échantillons de sol et de sédiments, les insectes et les cultures microbiennes peuvent être efficacement homogénéisés dans une plaque ou une microplaque de profondeur 96, une plaque de puits profond ou un tube d'échantillon. Le mouvement linéaire à grande vitesse de l'homogénéisateur permet un traitement rapide des échantillons; dans la plupart des cas deux (2) minutes ou moins.

Les échantillons sont placés dans un tube, un flacon ou un puits avec un milieu de broyage et un tampon d'extraction (les graines peuvent être séchées au sol), scellées avec un capuchon ou un tapis à pression, placées dans l'homogénéisateur lyse HT et traitées. Les échantillons homogénéisés peuvent ensuite être manipulés manuellement ou dans des systèmes automatisés utilisant le format standard de la plaque. L'homogénéisateur lyse HT est approprié pour l'isolement des protéines, de l'ADN, de RNA, des virus et de tout autre composant biologique libéré lors de l'homogénéisation. L'appareil est également utile pour pulvériser des échantillons secs en vue des analyses chimiques et des études de solubilité.

INSTALLATION

Dès la réception de l'homogénéisateur lyse HT, vérifiez qu'il n'y a eu aucun dommage sur le produit lors de l'expédition. Il est important que tout dommage survenu lors du transport soit détecté au moment du déballage. Si vous constatez un tel dommage, le transporteur doit être immédiatement informé.

Tournez l'unité sur le côté pour exposer le bas de l'unité. Retirez les boulons qui maintiennent la plaque d'expédition sur le bas de l'appareil. Rangez la plaque et les boulons dans un sac en plastique si l'appareil doit être expédié à un autre endroit. Faire fonctionner l'appareil avec la plaque attachée pourrait causer des dommages permanents. L'expédition de l'appareil sans les articles d'expédition pourrait également causer des dommages permanents.

Nettoyez le banc ou le dessus de table sur lequel l'homogénéisateur lyse HT sera disposé. Toujours placer l'appareil sur une surface de travail stable et équilibré. Appuyez sur le boîtier de l'unité pour attacher les pieds de la ventilation au banc. Placez l'unité de sorte qu'il soit facile d'atteindre et de débrancher le cordon d'alimentation situé derrière l'appareil.

L'homogénéisateur HT est fourni avec un cordon d'alimentation inséré dans le connecteur IEC à l'arrière de l'appareil, il doit ensuite être branché sur une prise correctement mise à la terre. L'unité de 120V se branche dans une source de 120 volts, 50/60 Hz. L'unité 230V se branche dans une source de 230 volts, 50/60 Hz.

UTILISATION PRÉVUE

Remarque: L'homogénéisateur lyse HT est conçu pour une utilisation générale dans le laboratoire. La sécurité n'est nullement garantie en cas d'utilisation non prévue.

ENTRETIEN & RÉPARATION

L'homogénéisateur lyse HT est conçu pour un service durable, normal et fiable. Aucune lubrification ou tout autre entretien technique de l'utilisateur n'est nécessaire. Il ne nécessite aucune maintenance de l'utilisateur au-delà de la conservation des surfaces après chaque journée d'utilisation. L'appareil exige cependant l'attention requise pour tout appareil électrique. Éviter le mouillage ou l'exposition inutile aux fumées. N'utilisez pas un agent de nettoyage ou un solvant sur le panneau avant qui est abrasif ou nuisible aux plastiques et qui est inflammable. Assurez-vous toujours que l'alimentation électrique est déconnectée de l'appareil avant tout nettoyage. Si l'unité requiert un service, contactez votre représentant Ohaus.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Conditions d'opération: Utilisation interne uniquement.

Température:	5 à 40°C (41 à 104°F)
Humidité:	20% à 85% d'humidité relative, non-condensation
Altitude:	0 à 6,562 pi (2000 M) au dessus du niveau de la mer

Stockage en cas de non utilisation:

Température:	-20 à 65°C (-4 à 149°F)
Humidité:	20% à 85% d'humidité relative, non-condensation

Catégorie II d'installation et degré de pollution 2 conformément à IEC 664.

MISE AU REBUT DE L'ÉQUIPEMENT

Cet équipement ne doit pas être éliminé avec les déchets non triés. Il relève de votre responsabilité de disposer correctement l'équipement à la fin de son cycle de vie en le remettant à un centre spécialisé dans la collecte et le recyclage séparé des déchets. Il est également de votre responsabilité de décontaminer l'équipement en cas de contamination biologique, chimique et/ou radiologique afin de protéger les personnes impliquées dans l'élimination et le recyclage contre des dangers sanitaires.

Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets d'équipement, contactez votre revendeur local auprès duquel vous avez acheté ce matériel à l'origine. Ainsi, vous aiderez à conserver les ressources naturelles et environnementales et vous vous assurerez que votre équipement est recyclé de manière à protéger la santé humaine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire tout le manuel d'instructions avant d'utiliser les unités.



ATTENTION! N'UTILISEZ PAS l'homogénéisateur lyse HT dans une atmosphère dangereuse ou avec des matières dangereuses pour lesquelles l'unité n'a pas été conçue.

AVERTISSEMENT: NE PAS remplacer le cordon par un cordon d'alimentation non approprié.



AVERTISSEMENT! La protection fournie par l'homogénéisateur lyse HT pourrait être altérée si elle est utilisée avec des accessoires non fournis ou recommandés par le fabricant ou utilisés de manière non appropriée.

Cette unité est conçue uniquement pour une utilisation intermittente. Toujours utiliser l'unité sur une surface plane pour une meilleure performance et une sécurité maximale.

NE PAS soulever l'unité par le couvercle. **NE PAS** faire fonctionner l'unité avec le couvercle ouvert, cela créera des conditions dangereuses. **NE PAS** faire fonctionner l'unité sans les pieds de la ventouse en caoutchouc fermement attachés.



ATTENTION! Pour éviter tout choc électrique, couper complètement l'alimentation de l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation ou en débranchant la prise murale. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien ou la réparation. Les déversements doivent être éliminés rapidement. **NE PAS** immerger l'appareil pour le nettoyer.

NE PAS utiliser l'appareil s'il présente des signes de dommages électriques ou mécaniques. L'homogénéisateur lyse HT est conçu pour fonctionner dans des conditions sèches. L'utilisation de la protection auditive est fortement recommandée lors de l'utilisation de ce produit.







Mise à la terre - Terminal de conducteur de protection



Courant alternatif

NORMES & RÉGLEMENTS

La conformité aux normes et règlements suivants est indiquée par la marque correspondante sur le produit.

Marque	Normes et règlements
	L'homogénéisateur lyse HT est conforme aux directives EN 61010-1: 2010-10, EN 61010-2-051: 2015-04 Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante www.Ohaus.com/WEEE
	Ce produit est conforme à la directive 2012/19/EU. Éliminer ce produit conformément à la réglementation locale au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques. Pour les instructions d'élimination en Europe, consulter le site www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Complémenté EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Avis global

Avertissement: Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut prendre les mesures appropriées.

Avis au Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme à la norme ICES-003 canadienne.

Avis de la FCC


REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger l'interférence à ses frais.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Ohaus Corporation pourraient annuler l'autorisation de l'opérateur à utiliser cet équipement.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions totales (L x l x H):	17,5 x 11,5 x 20,5" (44,3 x 28,8 x 51,8cm)	
Electrique (50/60 Hz):	120 volts AC:	3,2 amps, 450 watts
	230 volts AC:	2,1 amps, 450 watts
Fusibles:	120 volts,	fusible à fusion lente 5mm x 20mm, 6,3 amp (250V Noté)
	230 volts,	fusible à fusion lente 5mm x 20mm, 3,15 amp (250V Noté)
Plage de vitesse:	300 à 1600tpm (par augmentation de 1tpm)	
Minuteur:	1 seconde à 10 minutes	
Courses réciproques:	1,2" (3,1cm)	
Capacité:	1 plaque profonde, 4 plaques standard empilés; 300 grammes maximum; toute matrice s'insérant dans le support 4 x 5 x 2,5" (10,2 x 12,7 x 6,4 cm)	
Contrôles:	Commutateur de MARCHÉ/ARRET, Veille, Augmentation/Réduction de la vitesse, Vitesse en marche, Temps HAUT/BAS, Boutons de programme	
Poids d'expédition:	120 volts,	82lbs (37,2kg)
	230 volts,	98lbs (44,5kg)
Poids net:	120 volts,	59lbs (26,8kg)
	230 volts,	75lbs (34,0kg)



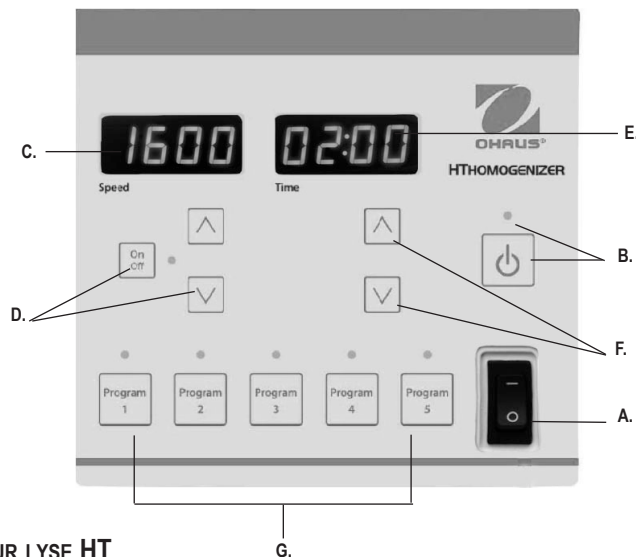

PANNEAU DE CONTRÔLE - HOMOGÉNÉISATEUR LYSE HT

Le panneau avant de l'homogénéisateur lyse HT contient tous les contrôles et les affichages nécessaires pour faire fonctionner l'unité.


- A. Interrupteur d'alimentation:** c'est l'interrupteur principal du système. L'appareil ne fonctionnera pas tant que le commutateur n'est pas réglé en position de marche. Passez à la position marche (-) pour allumer l'appareil. Passez à la position d'arrêt (o) pour éliminer l'alimentation des composants électroniques internes
- B. Touche de veille / témoin de veille:** le témoin de veille s'allume lorsque l'interrupteur principal est en position ON. Appuyez sur le bouton de veille pour sortir l'appareil du "mode veille". Le voyant de veille s'éteindra. Appuyez de nouveau sur le bouton de veille et l'appareil sera à nouveau en mode veille.
- C. Affichage de la vitesse:** affiche la vitesse de l'homogénéisateur **D. Flèches haut / bas:** pour le contrôle du point de réglage. Le bouton MARCHE/ARRET démarre / arrête la fonction de mouvement réciproque.

- E. Affichage de l'heure:** affiche l'heure définie (avant que l'unité ne démarre) ou le temps restant (une fois l'unité en cours d'exécution ou si l'appareil est en pause). La plage d'affichage est de 00:00 à 10:00 minutes en incréments de 1 seconde. L'affichage indique des minutes et des secondes. Cette unité pourrait uniquement être utilisée dans le mode temporisé (compte à rebours).
- F. Boutons haut/bas:** pour les flèches de contrôle haut/bas du point de réglage.
- G. Boutons de programme:** boutons de réglage d'usine pour les combinaisons de temps et de vitesse en fonction du type d'échantillon. Voir la page 17 pour plus de détails. Lorsqu'un bouton pré-réglé est actif, les réglages correspondants ne peuvent pas être modifiés.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION


IMPORTANT: Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation intermittente. Après chaque cycle de 10 minutes, il doit avoir au moins 1 minute de refroidissement. Avant de traiter des échantillons, il est conseillé d'effectuer une course à sec avec vos plaques ou tubes avec un matériau de broyage approprié pour déterminer si elles sont durables pour votre processus d'homogénéisation.

1. Préparation

- a. Placez l'unité sur une surface solide.
 - i. Si cette surface est permanente, vous pouvez retirer les couvercles en plastique des pieds en caoutchouc internes. Ceux-ci adhéreront à la surface.
 - ii. Si ce n'est pas l'emplacement permanent de l'unité, laissez simplement le plastique sur les pieds en caoutchouc.
- b. Branchez le cordon dans une prise correctement mise à la terre.
- c. Mettez l'interrupteur d'alimentation en position MARCHÉ en appuyant sur le côté du commutateur marqué avec un tiret (-).
- d. Appuyez sur le bouton VEILLE: 
 - i. Une lumière LED s'allume sur le bouton et les écrans LED s'allument.

2. Plaque de charge:

- a. Tournez le loquet du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le couvercle.
- b. Ouvrir le couvercle.
- c. Desserrez la pince de l'échantillon en poussant les boutons de verrouillage de la serrure noire et en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la pince soit complètement enfoncée.
- d. Placez l'échantillon sous la pince.

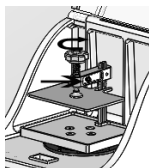

- e. Serrer en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.
 - i. Vous entendrez le clic du verrou à vis. Si le verrou ne clique pas, tirez les boutons de verrouillage noir vers l'avant pour engager le verrouillage.
- f. Fermez le couvercle et verrouillez-le en place.
 - i. Tournez le loquet dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le couvercle.

IMPORTANT: si le bras de verrouillage est à la mauvaise hauteur pour l'échantillon, il peut être réglé vers le haut ou vers le bas en retirant la vis à tête hexagonale noire avec la clé Allen fournie et, avec la vis de blocage desserrée, la repositionnant sur un trou différent sur le bras vertical. **NE PAS** faire fonctionner l'unité sans la vis hexagonale noire à travers un des trous dans le bras vertical.

3. Unité de réglage:

LE COUVERCLE DOIT ÊTRE FERMÉ ET VERROUILLÉ POUR UN APPAREIL À FIXER OU À FONCTIONNER.

- a. Ensemble standard:
 - i. Appuyez sur les boutons de vitesse vers le haut ou vers le bas pour atteindre la vitesse souhaitée.
 1. Remarque: Maintenez les boutons de vitesse enfoncés pour un réglage rapide.
 - ii. Appuyez sur les boutons de temps vers le haut ou vers le bas pour atteindre l'heure désirée.
 1. Remarque: Maintenez les boutons d'heure enfoncés pour un réglage rapide.
 - iii. Une fois que la vitesse et l'heure souhaitées sont réglées, appuyez sur la touche MARCHÉ/ARRET pour démarrer la fonction de l'unité.
 - iv. La minuterie doit être réglée pour que l'unité puisse fonctionner. Si l'heure est fixée à 00:00, l'unité ne fonctionnera pas.



REMARQUE: SI LE COUVERCLE EST OUVERT À TOUT MOMENT PENDANT LE FONCTIONNEMENT, L'APPAREIL S'ARRÊTERA ET EXIGERA À L'UTILISATEUR D'APPUYER À NOUVEAU SUR LE BOUTON DEMARRER POUR RÉINITIALISER LA FONCTION.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

	Couleur du tube	Type d'échantillon	Taille du tube	Vitesse	Temps
Programme 1	Blanc Jaune Bleu	Bactérie Champignon Levure	2mL	1500rpm	5 minutes
Programme 2	Orange	Echantillon doux	2mL	1500rpm	2 minutes
Programme 3	Rouge Vert	Tissu d'animaux Matériel de plantes	2mL	1300rpm	3 minutes
Programme 4	Brun	Echantillons de sol et envi- ronnemental	2mL	1500rpm	4 minutes
Programme 5		Échantillons congelés cryo- géniquement	Flacons en poly- carbonate de 4 ml et 15 ml	1600rpm	1 minute

* Les programmes préréglés ne sont pas limités aux tubes listés. Vous devez effectuer un test pour déterminer les réglages optimaux pour chaque taille de tube.

b. Boutons du programme de préréglage d'usine:



- i. Les boutons du programme ont été conçus pour broyer efficacement divers types d'échantillons et ne peuvent pas être reprogrammés.
- Pour entrer un programme, appuyez sur n'importe quel bouton du programme.
 - Un indicateur LED s'allume sur le programme sélectionné.

- Pour quitter le programme, appuyez sur n'importe quel autre bouton.
- Appuyez sur la touche MARCHE /ARRÊT de vitesse pour démarrer le programme.
- Lorsque le programme sélectionné est terminé, l'appareil s'éteindra.
- Lorsque le programme est terminé, l'affichage se réinitialisera au début du programme.



REMARQUE: SI LE COUVERCLE EST OUVERT À TOUT MOMENT PENDANT LE FONCTIONNEMENT, L'APPAREIL S'ARRÊTERA ET EXIGERA À L'UTILISATEUR D'APPUYER A NOUVEAU SUR LE BOUTON DEMARRER POUR RÉINITIALISER LA FONCTION.

- Pour interrompre un cycle de synchronisation, appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT de vitesse sur ARRÊT. **IMPORTANT:** Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil ou débranchez-le de la prise murale. Si votre appareil ne s'arrête pas lorsque le couvercle est ouvert, éteignez l'appareil et contactez votre représentant Ohaus pour les réparations.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, basculez l'interrupteur marche/arrêt sur la position ARRÊT.

REMARQUE: EN CAS DE FONCTIONNEMENT D'UNE GRANDE QUANTITE D'ÉCHANTILLONS, IL EST IMPORTANT D'AVALEUR LES ÉCHANTILLONS.

IMPORTANT: Pour éviter toute usure inutile sur l'homogénéisateur lyse HT, les plaques de micro-plaques et l'échantillon du flacon ne doivent pas dépasser 300 grammes. Une plaque typique avec un milieu de meulage, un échantillon et un tampon d'extraction pèsera moins de 200 grammes.

L'utilisation des tubes d'échantillonnage dans une petite grille à tubes avec l'homogénéisateur lyse HT est essentiellement la même que l'utilisation de plaques à puits profonds. La quantité d'espace de tête est très importante pour une homogénéisation efficace des échantillons. Généralement, plus la substance est difficile à mouler, moins on peut ajouter à chaque tube ou puits. Les échantillons doivent être fermement verrouillés dans

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

l'homogénéisateur avant le broyage, comme décrit dans les «Instructions d'utilisation» (voir ci-dessus).

Les temps de broyage et les vitesses doivent être déterminés empiriquement.

IMPORTANT: Les 4 positions centrales doivent toujours contenir des tubes.

ASTUCES D'OPERATION

De nombreux protocoles, en particulier avec l'isolement de l'RNA, nécessitent jusqu'à 1 ml de tampon d'extraction avec seulement 20 mg de tissu. Lors de l'utilisation des plaques de profondeur 95, ce volume n'est pas indiqué. Dans de telles situations, il est suggéré que l'homogénéisation soit effectuée dans un volume plus petit, l'équilibre du tampon étant ajouté après l'homogénéisation.

Le support de plaque peut accueillir une (1) plaque de puits profond, quatre (4) plaques de puits standard empilées ou toute matrice qui s'adaptera au support 4 x 5 x 2,5 "(10,2 x 12,7 x 6,4 cm). Ne faites pas fonctionner l'unité avec des tubes ou des couvercles d'échantillon fissurés ou cassés. Dans tous les cas, la durabilité du récipient d'échantillon doit être testée avant le traitement des échantillons. De nombreuses marques de plaques de micropuits en polypropylène sont fabriquées en plastique très mince qui ne tolèrent pas la pleine vitesse avec certains types de broyage. La plupart des plaques de puits profond sont suffisamment durables pour les applications d'homogénéisation standard.

Pour déplacer l'homogénéisateur lyse HT, soulevez-le d'un côté jusqu'à ce que le pied de ventouse en caoutchouc de ce côté se détache de la surface. Continuez à monter sur ce côté jusqu'à ce que les quatre (4) pieds se soient séparés et que l'homogénéisateur se trouve complètement sur son côté. L'homogénéisateur est maintenant prêt à être monté dans un nouvel emplacement. Ne faites jamais fonctionner l'homogénéisateur sans les pieds de la ventouse en caoutchouc fermement attachés. Si endommagés, des pieds de rechange sont disponibles chez votre représentant Ohaus.

DÉPANNAGE

Erreur	Cause de l'erreur	Comment réparer
E1	La carte de circuit ne « lit » aucune entrée de vitesse. Cela pourrait être causé par un arrêt complet du moteur, un problème mécanique qui amène le mécanisme à ne pas traverser le capteur ou par un problème électrique tel qu'un dysfonctionnement du capteur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction mécanique qui bloque le mécanisme. Le plateau devrait se déplacer vers le haut et vers le bas avec peu de résistance. REMARQUE: En haut et en bas de la "course", il y aura un point où le mécanisme sera difficile à déplacer lorsqu'il est arrêté. Ce ne constitue pas un problème pour le moteur. 2. Cyclez l'alimentation en réglant l'interrupteur MARCHE/ARRET sur la position Arrêt, la laissant pendant 30 secondes puis la remettre en position MARCHE. 3. Si cela ne résout pas votre problème, contactez votre représentant Ohaus.
E2	Ce code d'erreur signifie que l'unité « lit » une vitesse différente de la vitesse définie, ou que l'unité ne peut pas maintenir une vitesse constante. Cela pourrait être causé par une surcharge ou une surcharge de l'unité, par une source d'alimentation incohérente ou faible ou par un problème électrique interne.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que la source d'alimentation dans laquelle l'appareil est branché correspond aux exigences électriques de l'appareil. 2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction mécanique qui bloque le mécanisme. Le plateau devrait se déplacer vers le haut et vers le bas avec peu de résistance. REMARQUE: En haut et en bas de la "course", il y aura un point où le mécanisme sera difficile à déplacer lorsqu'il est arrêté. Ce ne constitue pas un problème pour le moteur. 3. Cyclez l'alimentation en réglant l'interrupteur MARCHE/ARRET sur la position Arrêt, la laissant pendant 30 secondes puis la remettre en position MARCHE. 4. Si cela ne résout pas votre problème, contactez votre représentant Ohaus.
L'unité n'est pas alimenté	Fusible défectueux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez le fusible avec la pièce de rechange fournie. Si le problème persiste, voir # 2 2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction mécanique qui bloque le mécanisme. Le plateau devrait se déplacer vers le haut et vers le bas avec peu de résistance. REMARQUE: En haut et en bas de la "course", il y aura un point où le mécanisme sera difficile à déplacer lorsqu'il est arrêté. Ce ne constitue pas un problème pour le moteur. 3. Si cela ne résout pas votre problème, contactez votre représentant Ohaus.
L'unité ne fonctionne pas	Le couvercle n'est pas correctement verrouillé	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dévisser et revisser le loquet du couvercle. 2. Si cela ne résout pas votre problème, contactez votre représentant Ohaus.



Manual de Instrucciones Homogeneizador HT Lisis, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



TABLA DE CONTENIDOS

Contenido del paquete	21
Información del Servicio	21
Introducción	22
Instalación	22
Uso previsto	22
Mantenimiento y servicio	22
Condiciones ambientales	22
Eliminación del equipo	22
Instrucciones de seguridad	23
Estándares y reglamentos	23
Especificaciones	24
Panel de control	25
Instrucciones de Uso	26-28
Solución de problemas	29

CONTENIDO DEL PAQUETE

Homogeneizador HT Lisis
 Kit de tubos de muestra, 14 tubos
 Gradilla de tubos
 Llave allen
 Llave
 Cable de alimentación
 Manual instrucciones
 Tarjeta de garantía

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Si la sección de solución de problemas no resuelve o describe su problema, póngase en contacto con su agente de servicio autorizado de OHAUS. Para asistencia de servicio o soporte técnico en los Estados Unidos llamar al número gratuito 1-800-672-7722 ext. 7852, de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. EST. Un especialista de servicio para productos Ohaus estará disponible para brindarle asistencia. Fuera de Estados Unidos visite nuestro sitio web www.ohaus.com para localizar la oficina de Ohaus más cercana a usted.

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Proveedor: _____

INTRODUCCIÓN

El Homogeneizador HT Lisis de Ohaus es un homogeneizador diseñado específicamente para el procesamiento de muestras de alto rendimiento en una microplaca, placa de pocillos profundos, o formato de tubo de muestra. Las muestras de tejido de animales, semillas, tubérculos, sacabocados foliar, de tierra y sedimento, insectos y cultivos microbianos pueden ser homogeneizadas de manera efectiva en un formato 96-pocillos o microplacas, placa de pocillos profundos, o tubo de muestra. El movimiento lineal de alta velocidad del homogeneizador permite el procesamiento rápido de las muestras; en la mayoría de los casos dos (2) minutos o menos.

Las muestras se colocan en un tubo, vial o pocillo con un medio de maceración y tampón de extracción (las semillas pueden macerarse en seco), sellado con un tapón o almohadilla de presión, se colocan en el Homogeneizador HT Lisis y se procesan. Las muestras homogeneizadas se pueden manejar posteriormente de forma manual o en los sistemas automatizados que hacen uso del formato de placa estándar. El Homogeneizador HT Lisis es adecuado para el aislamiento de la proteína, ADN, ARN, virus, y cualesquiera otros componentes biológicos liberados durante la homogeneización. La unidad también es útil para pulverizar muestras secas para el análisis químico y estudios de solubilidad.

INSTALACIÓN

Cuando reciba el Homogeneizador HT Lisis de Ohaus, compruebe que no haya sufrido daños durante el transporte. Es importante que cualquier daño que haya podido producirse durante el transporte sea detectado al desembalarlo. Si encuentra cualquier daño deberá notificar inmediatamente al transportista.

Incline la unidad hacia un lado para exponer la parte inferior. Retire los tornillos que sujetan la placa de transporte a la parte inferior de la unidad. Guarde la placa y tornillos en un lugar seguro en caso de que necesite trasladar la unidad a otra ubicación. Poner en funcionamiento la unidad sin haber retirado la placa puede causar daños permanentes. Así mismo, transportar la unidad sin estos artículos también puede causar daño permanente.

Limpie el banco o mesa en la que va a colocar el Homogeneizador HT Lisis, y sitúelo en su posición permanente. Coloque siempre la unidad sobre una superficie de trabajo resistente y nivelada. Presione sobre la carcasa de la unidad para sujetar firmemente los pies de ventosa a la superficie. Coloque la unidad de manera que el cable de corriente eléctrica conectado en la parte posterior de la unidad sea fácilmente accesible.

El Homogeneizador HT Lisis se suministra con un cable de alimentación; este se inserta primero en el conector IEC en la parte posterior de la unidad y, a continuación, puede ser conectado a una toma de tierra adecuada. El modelo de 120 V se conecta a una fuente de 120 voltios, 50/60 Hz. El modelo de 230V se conecta a una fuente de 230 voltios, 50/60 Hz.

USO PREVISTO

NOTA: El Homogeneizador HT Lisis está diseñado para su uso general en laboratorio. No se garantiza la seguridad si se utiliza fuera del uso previsto.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

El Homogeneizador HT Lisis está construido para proporcionar un servicio de larga duración, fiable y sin problemas. No requiere lubricación u otro tipo de mantenimiento técnico por parte del usuario. No necesita ningún mantenimiento por parte del usuario más allá de la limpieza de las superficies después del uso diario. La unidad debe recibir el cuidado que se requiere normalmente para cualquier aparato eléctrico. Evite la humedad y la exposición innecesaria a gases y humos. No utilice productos o disolventes abrasivos, inflamables o que puedan dañar el plástico en la limpieza del panel frontal. Asegúrese siempre de que la unidad esté desconectada del suministro antes de realizar cualquier operación de limpieza. Si la unidad requiere servicio, póngase en contacto con su representante de Ohaus.

CONDICIONES AMBIENTALES

Condiciones de Funcionamiento: Solo para uso en interiores.

Temperatura:	5 a 40 °C (41 a 104 °F)
Humedad:	20 % a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Altitud:	0 a 6562 pies (2000 m) sobre el nivel del mar

Almacenamiento:

Temperatura:	-20 a 65 °C (-4 a 149 °F)
Humedad:	20 % a 85 % de humedad relativa, sin condensación

Categoría de instalación II y Grado de contaminación 2 según IEC 664.

ELIMINACIÓN DEL EQUIPO



Este equipo no debe eliminarse con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario eliminar correctamente los equipos al final de su ciclo de vida entregándolo a una instalación autorizada para la recogida selectiva y el reciclaje. También es su responsabilidad descontaminar el equipo en caso de contaminación biológica, química y/o radiológica, con el fin de proteger de los peligros para la salud a las personas involucradas en la eliminación y reciclaje de los equipos.

Para obtener más información sobre dónde puede dejar estos residuos, póngase en contacto con su distribuidor local donde adquirió originalmente este equipo. Así, ayudará a conservar los recursos naturales y ambientales, y se asegurará de que su equipo se recicle de manera no nociva para la salud.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todo el manual de instrucciones antes de operar la unidad.



¡ADVERTENCIA! NO utilice el Homogeneizador HT Lisis en una atmósfera peligrosa o con materiales peligrosos para los que la unidad no ha sido diseñada.

ADVERTENCIA: NO sustituya este cable con un cable de alimentación con un voltaje diferente.



¡ADVERTENCIA! La protección proporcionada por el Homogeneizador HT Lisis puede verse afectada si se utiliza con accesorios no suministrados o no recomendados por el fabricante, o si se utiliza en una manera no especificada por el fabricante.

Esta unidad está diseñada para un uso intermitente. Utilice siempre la unidad en una superficie plana para asegurar un mejor rendimiento y la máxima seguridad.

NO levante la unidad por medio de la tapa. **NO** haga funcionar la unidad con la tapa abierta, esto creará condiciones peligrosas. **NO** haga funcionar la unidad sin los pies de ventosa firmemente sujetos.



¡ATENCIÓN! Para evitar descargas eléctricas, corte completamente el suministro a la unidad desconectando el cable de alimentación de la unidad, o desenchúfelo de la toma de corriente. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de su mantenimiento y servicio. Los derrames deben ser eliminados de forma inmediata. **NO** sumerja la unidad para su limpieza.

NO ponga en funcionamiento la unidad si muestra signos de daños eléctricos o mecánicos. El Homogeneizador HT Lisis está diseñado para funcionar en condiciones secas. Es recomendable el uso de protección auditiva al utilizar este producto.







Conexión a tierra, terminal conductor de protección



Corriente alterna

ESTÁNDARES Y REGLAMENTOS

El cumplimiento con los siguientes estándares y reglamentos se indica por la marca correspondiente en el producto.

Marca	Estándares y reglamentos
	El Homogeneizador HT Lisis cumple con las directivas EN 61010-1:2010-10, EN 61010 - 2-051:2015-04 El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.Ohaus.com/WEEE
	Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE. Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos. Para consultar las instrucciones de eliminación en Europa, visite www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Complementada por EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Aviso industria global

Advertencia: Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, en cuyo caso puede ser necesario que el usuario tome las medidas adecuadas.

Aviso industria canadiense

Este dispositivo digital de Clase A cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Aviso FCC


NOTA: Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase A, conforme al apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales, cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso los usuarios tendrán que corregir la interferencia a su propio coste.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por Ohaus Corporation podría anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (L. x An. x Al.):	17,5 x 11,5 x 20,5" (44,3 x 28,8 x 51,8cm)
Alimentación (50/60 Hz):	120 voltios CA: 3,2 amperios, 450 vatios 230 voltios CA: 2,1 amperios, 450 vatios
Fusibles:	120 voltios, Fusible retardado 5 mm x 20 mm, 6,3 amperios (Nominal 250V) 230 voltios, Fusible de acción rápida 5 mm x 20 mm, 3,15 amperios (Nominal 250V)
Intervalo de velocidades:	300 a 1600 rpm (en incrementos de 1 rpm)
Minutero:	1 segundo a 10 minutos
Movimientos recíprocos:	1,2" (3,1cm)
Capacidad:	1 placa de pocillos profundos, 4 placas de pocillos estándar; máximo 300 gramos; cualquier matriz que se ajuste en el soporte 4 x 5 x 2,5" (10,2 x 12,7 x 6,4 cm)
Controles:	Interruptor ON/OFF, Standby, Velocidad arriba/abajo, Encendido velocidad, Tiempo arriba/abajo, Botones de programación
Peso de envío:	120 volts, 82lbs (37,2kg) 230 volts, 98lbs (44,5kg)
Peso neto:	120 volts, 59lbs (26,8kg) 230 volts, 75lbs (34,0kg)



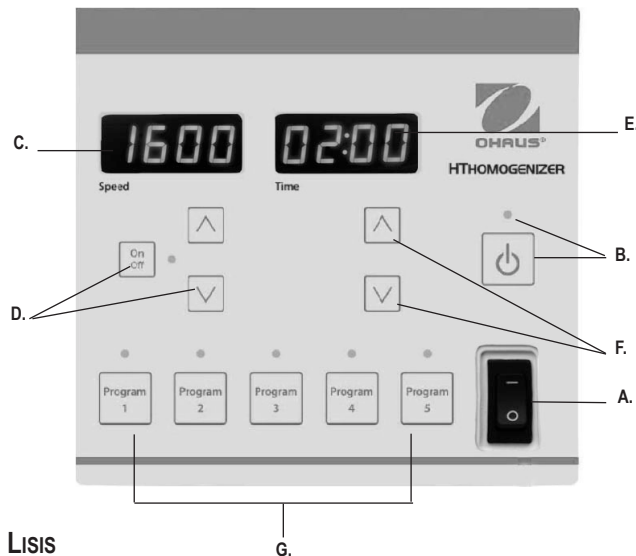

PANEL DE CONTROL - HOMOGENEIZADOR HT LISIS

El panel frontal del Homogeneizador HT Lisis contiene todos los controles y pantallas necesarios para operar la unidad.

- A. Interruptor de alimentación:** Este es el interruptor principal para el sistema. La unidad no funcionará a menos que este interruptor esté en la posición de encendido. Deslice el interruptor a la posición de (-) para encender la unidad. Deslice el interruptor a la posición (o) para interrumpir la alimentación a los componentes electrónicos internos
- B. Botón Standby/indicador luminoso de Standby:** El indicador Standby se iluminará cuando el interruptor principal esté en la posición ON. Pulse el botón Standby para reactivar la unidad. Se apagará el indicador luminoso de Standby. Presione nuevamente el botón Standby y la unidad volverá al modo de espera.
- C. Indicador de velocidad:** Muestra la velocidad del homogeneizador **D. Flechas**


arriba/abajo: Para el control del valor programado. El botón ON/OFF inicia/detiene la función de movimiento recíproco.

- E. Indicador de tiempo:** Muestra el tiempo (antes de iniciar la unidad) o el tiempo restante (una vez que la unidad está funcionando o si la unidad está en pausa). El rango de visualización es de 00:00 a 10:00 minutos en incrementos de 1 segundo. El indicador muestra minutos y segundos. Esta unidad puede ser utilizada en modo temporizado (cuenta regresiva).
- F. Botones arriba/abajo:** Flechas arriba/abajo para el control del valor programado.
- G. Botones de programación:** Ajustes predeterminados de combinaciones de velocidad y tiempo según el tipo de muestra. Consulte la página 27 para obtener más información. Cuando se activa un botón de preselección, no se puede cambiar la configuración correspondiente.

INSTRUCCIONES DE USO


IMPORTANTE: Esta unidad está diseñada para un uso intermitente. Después de cada ciclo de 10 minutos debe tener un periodo de enfriamiento de al menos 1 minuto. Antes de procesar las muestras, es recomendable realizar una prueba con las placas o tubos con el material de maceración apropiado para determinar si son duraderos para el proceso de homogeneización que desea llevar a cabo.

1. Preparación:

- Coloque la unidad sobre una superficie resistente.
 - Si esta superficie es permanente, puede quitar las tapas de plástico de las patas de goma interior. Estas se adhieren a la superficie.
 - Si este no es el lugar permanente para la unidad, simplemente deje el plástico en las patas de goma.
- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente conectada a tierra.
- Encienda la unidad presionando el lado del interruptor marcado con un guión (-).
- A continuación, pulse el botón STANDBY: 
 - Se iluminarán un indicador LED del botón y las pantallas LED.

2. Cargar placa:

- Gire el cierre de la tapa hacia la izquierda para desbloquear la tapa.
- Abra la tapa.
- Afije la abrazadera de la muestra presionando los botones de bloqueo de la abrazadera negra y girando el asa hacia la izquierda hasta que esté completamente levantada.
- Coloque la muestra debajo de la abrazadera.
- Apriete girando la palanca en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.

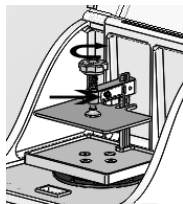

- Oirá el clic del cierre. Si el cierre no hace clic, tire de los botones negros de cierre para ajustarlo.
- Cierre la tapa y asegúrela.
 - Gire el cierre de la tapa para asegurarla.

IMPORTANTE: Si el brazo de cierre está a la altura incorrecta para la muestra, puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo quitando el tornillo negro de cabeza hexagonal con la llave allen incluida y, con el tornillo de fijación suelto, volver a colocarlo en un agujero diferente en el brazo vertical. **NO** haga funcionar la unidad sin el tornillo negro de cabeza hexagonal en uno de los agujeros en el brazo vertical.

3. Configurar la unidad:

LA TAPA DEBE ESTAR CERRADA Y BLOQUEADA PARA PODER AJUSTAR Y OPERAR LA UNIDAD.

- Configuración estándar:
 - Pulse los botones de velocidad hacia arriba o abajo para alcanzar la velocidad deseada.
 - Nota: Mantenga presionados los botones de velocidad para realizar un ajuste rápido.
 - Pulse los botones de tiempo hacia arriba o abajo para alcanzar el tiempo deseado.
 - Nota: Mantenga presionados los botones de tiempo para realizar un ajuste rápido.
 - Una vez que haya configurado el tiempo y velocidad deseados, pulse el botón ON/OFF de la velocidad para iniciar el funcionamiento de la unidad.
 - Debe configurarse el temporizador para que la unidad funcione. Si el tiempo se establece en 00:00, la unidad no funcionará.



NOTA: SI SE ABRE LA TAPA EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA OPERACIÓN, LA UNIDAD SE DETENDRÁ Y SERÁ NECESARIO QUE EL USUARIO VUELVA A PULSAR START PARA REINICIAR EL FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIONES DE USO

	Tubo Color	Tipo de Muestra	Tubo Tamaño	Velocidad	Tiempo
Programa 1	Blanco Amarillo Azul	Bacterias Hongos Levaduras	2mL	1500rpm	5 minutos
Programa 2	Naranja	Muestra blanda	2mL	1500rpm	2 minutos
Programa 3	Rojo Verde	Tejido animal Material de origen vegetal	2mL	1300rpm	3 minutos
Programa 4	Marrón	Muestras de suelo y medio-ambientales	2mL	1500rpm	4 minutos
Programa 5		Criogénicamente Muestras congeladas	Frascos de policarbonato 4mL y 15mL	1600rpm	1 minuto

*Los programas predeterminados no se limitan a los tubos mencionados. Debe realizar una prueba para determinar la configuración óptima para otros tamaños de tubos.

b. Botones de programa preestablecido de fábrica:



- Los botones de programación han sido diseñados para macerar eficazmente varios tipos de muestras y no se pueden reprogramar.
 - Para entrar en un programa, pulse cualquiera de los botones de programación.
 - Se iluminará un LED sobre el programa seleccionado.

- Para salir del programa, pulse cualquier otro botón.
- Pulse el botón ON/OFF de la velocidad para iniciar el programa.
- Cuando haya terminado el programa seleccionado, la unidad se apagará.
- Cuando el programa haya terminado, la pantalla volverá al principio del programa.



NOTA: SI SE ABRE LA TAPA EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA OPERACIÓN, LA UNIDAD SE DETENDRÁ Y SERÁ NECESARIO QUE EL USUARIO VUELVA A PULSAR START PARA REINICIAR EL FUNCIONAMIENTO.

- Para interrumpir un ciclo de tiempo, deslice el botón ON/OFF de la velocidad a la posición OFF. **IMPORTANTE:** Para cortar completamente el suministro a la unidad, desconecte el cable de alimentación de la unidad, o desenchúfelo de la toma de corriente. Si su unidad no se apaga cuando se abre la tapa, desconecte el aparato y póngase en contacto con su representante de Ohaus para reparaciones.
- Cuando no se utilice la unidad, deslice el interruptor ON/OFF de encendido a la posición OFF.



NOTA: SI TIENE MENOS DE UNA GRADILLA COMPLETA DE MUESTRAS, ES IMPORTANTE MANTENER LAS MUESTRAS EN EQUILIBRIO EMPEZANDO POR EL CENTRO.

IMPORTANTE: Para evitar el desgaste innecesario del Homogeneizador HT Lisis, las placas de micropocillos y viales de muestra no deben exceder los 300 gramos. Una placa de pocillos profundos con medio de maceración, muestra y tampón de extracción pesará menos de 200 gramos.

Utilizar los tubos de muestra en una gradilla pequeña para tubos con el Homogeneizador HT Lisis es esencialmente lo mismo que utilizar placas de pocillos profundos. La cantidad de espacio es muy importante para la eficiente homogenización de la muestra. Por lo general, cuanto más difícil resulte macerar la sustancia, menos puede agregarse a cada tubo o pocillo. Las muestras deben estar firmemente aseguradas en el homogeneizador

INSTRUCCIONES DE USO

antes de la maceración, tal como se describe en 'Instrucciones de uso' (véase arriba).

Los tiempos y velocidades de maceración deben determinarse empíricamente.

IMPORTANTE: Las 4 posiciones centrales siempre deben contener tubos.

CONSEJOS PARA LA OPERACIÓN

Muchos protocolos, especialmente con el aislamiento de RNA, requieren un tampón de extracción de 1mL con tan poco como 20mg de tejido. Cuando se utilizan placas de 96-pocillos profundos, este volumen es poco práctico. En estos casos, se sugiere que la homogeneización se realice en un volumen más pequeño inicialmente y se agregue el resto de la solución de extracción después de la homogeneización.

El soporte de la placa puede acomodar un (1) placa de pocillos profundos, cuatro (4) placas de pocillos apiladas estándar o cualquier matriz que se ajuste en el soporte 4 x 5 x 2.5" (10.2 x 12,7 x 6,4 cm). No haga funcionar la unidad con tapas o tubos agrietados o rotos. En todos los casos, debe probarse la durabilidad del recipiente antes de procesar las muestras. Muchas marcas de placas de micro pocillos de polipropileno están fabricadas a partir de un plástico muy fino que no tolera la velocidad total con algunos tipos de medios de maceración. La mayoría de las placas de pocillos profundos son suficientemente durables para las aplicaciones estándar de homogeneización.

Para mover el Homogeneizador HT Lisis, levántelo por un lado hasta que el pie de ventosa de goma de ese lado se desprenda de la superficie. Continúe ladeando la unidad hasta que los cuatro (4) pies se hayan separado y el homogeneizador está completamente echado. El homogeneizador está ahora listo para su instalación en una nueva ubicación. No haga funcionar el homogeneizador sin los pies de ventosa firmemente sujetos. Si están dañados, hay disponibles pies de recambio a través de su representante de Ohaus.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error	Causa de Error	Como arreglar
E1	La placa de circuito no "ve" ninguna entrada de velocidad. Esto puede ser causado por un paro completo del motor, un problema mecánico que hace que el mecanismo no pase a través del sensor o un problema eléctrico como un mal funcionamiento del sensor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que no haya ninguna obstrucción mecánica haciendo que el mecanismo se atasque. La bandeja debe moverse hacia arriba y hacia abajo con poca resistencia. NOTA: En la parte superior e inferior de los "trazos" habrá un punto donde será difícil mover el mecanismo cuando se detenga. Esto no es un problema del motor. 2. Reinicie deslizando el interruptor ON/OFF a la posición OFF, espere 30 segundos y luego devuélvalo a la posición ON. 3. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con su representante de Ohaus.
E2	Este código de error significa que la unidad "ve" una velocidad que es diferente a la velocidad configurada, o que la unidad no puede mantener una velocidad constante. Esto puede ser debido a la sobrecarga o atasco de la unidad, como resultado de una fuente de energía baja o inconsistente o por un problema eléctrico interno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la fuente de alimentación de la unidad cumple los requisitos eléctricos de la unidad. 2. Compruebe que no haya ninguna obstrucción mecánica haciendo que el mecanismo se atasque. La bandeja debe moverse hacia arriba y hacia abajo con poca resistencia. NOTA: En la parte superior e inferior de los "trazos" habrá un punto donde será difícil mover el mecanismo cuando se detenga. Esto no es un problema del motor. 3. Reinicie deslizando el interruptor ON/OFF a la posición OFF, espere 30 segundos y luego devuélvalo a la posición ON. 4. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con su representante de Ohaus.
La unidad no tiene alimentación eléctrica	Fusible fundido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace el fusible con el recambio suministrado. Si el problema persiste, vea # 2 2. Compruebe que no haya ninguna obstrucción mecánica haciendo que el mecanismo se atasque. La bandeja debe moverse hacia arriba y hacia abajo con poca resistencia. NOTA: En la parte superior e inferior de los "trazos" habrá un punto donde será difícil mover el mecanismo cuando se detenga. Esto es normal. 3. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con su representante de Ohaus.
La unidad no funcionará	La tapa no está cerrada correctamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suelte y vuelva a asegurar el cierre de la tapa 2. Si esto no soluciona el problema, póngase en contacto con su representante de Ohaus.



Manuale di Istruzioni

Omogeneizzatore HT Lysing, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	54
NO - Norsk	58
DA - Dansk	62
SV - Svenska	66
FI - Suomi	70
HU - Magyar	74
PL - Polski	78
CZ - Czech	82
KR - Korean	86

INDICE

Contenuto dell'Imballaggio	31
Informazioni di Servizio	31
Introduzione	32
Installazione	32
Uso Previsto	32
Manutenzione e Assistenza	32
Condizioni Ambientali	32
Smaltimento dell'Apparecchio	32
Istruzioni di Sicurezza	33
Norme e Regolamenti	33
Specifiche	34
Pannello di Controllo	35
Istruzioni di Funzionamento	36-38
Risoluzione dei Problemi	39

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Omogeneizzatore HT Lysing
 Kit provette campioni, 14 provette
 Rastrelliera provette
 Chiave a brugola
 Chiave
 Cavo di alimentazione
 Manuale di Istruzioni
 Scheda della garanzia

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Nel caso in cui la Sezione risoluzione dei problemi non dovesse risolvere o qualificare i vostri problemi, si prega di mettersi in contatto con il Vostro agente di assistenza autorizzato OHAUS. Per assistenza, o supporto tecnico, negli Stati Uniti d'America, si prega di chiamare gratuitamente il numero telefonico 1-800-672-7722, estensione 7852, tra le 08:00 a.m. e 17:00 p.m. EST. Uno specialista di assistenza prodotti OHAUS sarà disponibile ad assistervi. Al di fuori degli Stati Uniti d'America, si prega di visitare il nostro sito web www.ohaus.com per individuare l'ufficio OHAUS più vicino a voi.

Numero seriale: _____

Data dell'Acquisto: _____

Fornitore: _____

INTRODUZIONE

L'Omogeneizzatore Ohaus HT Lysing è un prodotto specificamente progettato per l'elaborazione di campioni di elevata produttività in una micro piastra, piastra a pozzetto profondo o tubo a formato di campionamento. Tessuti animali, semi, tuberi, campioni di foglia, campioni di terra e di sedimenti, insetti e colture microbiche possono tutti essere efficacemente omogeneizzati in un contenitore da 96 pozzetti o micro piastre, piastra a pozzetto profondo o tubo a formato di campionamento. Il movimento lineare ad alta velocità dell'omogeneizzatore consente una sua rapida elaborazione; nella maggior parte dei casi due (2) minuti o meno.

I campioni vengono collocati in un tubo, flaconcino o pozzetto con un mezzo di macinazione e un tampone di estrazione (i semi possono essere macinati asciutti), sigillati con un cappuccio o un coperchio a pressione, posizionati nell'Omogeneizzatore HT Lysing ed elaborati. I campioni omogeneizzati possono essere poi manipolati manualmente o in sistemi automatizzati usando il formato della piastra standard. L'Omogeneizzatore HT Lysing è adatto all'isolamento delle proteine, DNA, RNA, virus e qualsiasi altro componente biologico rilasciato durante l'omogeneizzazione. L'apparecchio è utile anche per la polverizzazione di campioni asciutti per analisi chimiche e studi di solubilità.

INSTALLAZIONE

Al ricevimento dell'Omogeneizzatore Ohaus HT Lysing, verificare che non ci siano stati danni durante la spedizione. È importante che eventuali danni verificatisi durante il trasporto siano rilevati al momento del disimballaggio. Se si dovessero rilevare dei danni, il vettore deve essere notificato immediatamente.

Girare l'apparecchio sul lato per esporre il fondo dell'apparecchio. Rimuovere i bulloni che fissano la piastra di trasporto al fondo dell'apparecchio. Conservare la piastra e le viti in un sacchetto di plastica, nel caso in cui l'apparecchio debba essere spedito in un altro luogo. **L'azionamento dell'apparecchio con la piastra collegata può causare danni permanenti. Anche la spedizione dell'apparecchio senza gli articoli di spedizione può causare danni permanenti.**

Pulire la panca o la parte superiore della tavola dove l'Omogeneizzatore HT-Lysing sarà posizionato e ponetelo nella sua posizione permanente sul banco. Collocare sempre l'apparecchio su una superficie di lavoro piana e robusta. Premere verso il basso l'alloggiamento dell'apparecchio per fissare i piedi della ventosa alla panca. Posizionare l'apparecchio in modo che sia facile da raggiungere e scollegare il cavo di alimentazione dalla parte posteriore dell'apparecchio.

L'Omogeneizzatore HT viene fornito con un cavo di alimentazione inserito prima nel connettore IEC sul retro dell'apparecchio, quindi può essere collegato a una presa correttamente collegata a massa. L'apparecchio 120V si inserisce in una sorgente di 120 volt, 50/60 Hz. L'apparecchio 230V si inserisce in una sorgente di 230 volt, 50/60 Hz.

USO PREVISTO

NOTA: L'Omogeneizzatore Ohaus HT Lysing è destinato all'Uso Generale di Laboratorio. La sicurezza non può essere garantita se utilizzato al di fuori dell'uso previsto.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

L'Omogeneizzatore HT Lysing è stato fabbricato per garantire un servizio duraturo, affidabile e senza problemi. Non è richiesta alcuna lubrificazione o altre manutenzioni tecniche da parte dell'utente se non mantenere pulite le superfici dopo l'uso giornaliero. L'apparecchio deve avere la cura normalmente data a qualsiasi apparecchio elettrico. Evitare di bagnarlo o esporlo inutilmente ai fumi. Non usare detergenti, solventi abrasivi o dannosi sul pannello anteriore o su materiali plastici e infiammabili. Assicurarsi sempre che l'alimentazione elettrica sia scollegata dall'apparecchio prima di qualsiasi pulizia. Se l'apparecchio richiede assistenza, rivolgersi al proprio rappresentante Ohaus.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizioni operative: solo uso interno.

Temperatura:	da 5 a 40 °C
Umidità:	dal 20% al 85% di UR relativa, non condensante.
Altitudine:	da 0 a 6.562 piedi (2.000 m) sul livello del mare.

Immagazzinamento non operativo:

Temperatura:	da -20 a 65 °C (-4 a 149 °C)
Umidità:	dal 20% al 85% di UR relativa, non condensante.

Installazione II Categoria e Grado di Inquinamento 2, secondo IEC 664

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Questo apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti indifferenziati. È vostra responsabilità smaltire l'apparecchio a fine ciclo di vita, consegnandolo a un impianto autorizzato per la raccolta differenziata e il riciclaggio. È anche vostra responsabilità decontaminare l'apparecchio in caso di contaminazione biologica, chimica e/o radiologica, in modo da proteggere le persone coinvolte nello smaltimento e il riciclo dell'apparecchio dai pericoli per la salute.



Per altre informazioni su dove è possibile scaricare i rifiuti delle attrezzature, si prega di rivolgersi al rivenditore locale presso il quale avete acquistato questo apparecchio. In tal modo aiuterete a conservare le risorse naturali e ambientali e sarà anche possibile accertarsi che il proprio apparecchio sia stato riciclato in modo da proteggere la salute umana.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere l'intero Manuale di Istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.



AVVERTIMENTO! NON utilizzare l'Omogeneizzatore HT Lysing in un'atmosfera pericolosa o con materiali pericolosi per i quali l'apparecchio non è stato progettato.

AVVERTIMENTO: NON sostituire il cavo con un cavo di alimentazione non adeguatamente dimensionato.



AVVERTIMENTO! La protezione fornita dall'Omogeneizzatore HT Lysing può essere compromessa se viene utilizzato con accessori non forniti o raccomandati dal costruttore o utilizzato in modo non specificato dal costruttore.

Questo apparecchio è progettato solo per uso intermittente. Azionare sempre l'apparecchio su una superficie piana per ottenere prestazioni ottimali e massima sicurezza.

NON sollevare l'apparecchio dal coperchio. **NON** far funzionare l'apparecchio con il coperchio aperto, questo creerà condizioni pericolose. **NON** far funzionare l'apparecchio senza che i piedini in gomma aspirazione siano fermamente fissati



ATTENZIONE! Per evitare scosse elettriche, interrompere completamente l'alimentazione dall'apparecchio scollegando il cavo di alimentazione dall'apparecchio o scollegandolo dalla presa a muro. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima della manutenzione e dell'assistenza. Le fuoriuscite devono essere rimosse prontamente. **NON** immergere l'apparecchio quando lo pulite.

NON utilizzare l'apparecchio se presenta segni di danno elettrico o meccanico.

L'Omogeneizzatore HT Lysing è progettato per essere utilizzato in condizioni di asciutto.

L'Uso della Protezione Uditiva è fortemente consigliato quando si utilizza questo prodotto.







Messa a Terra - Terminale del Conduttore Protettivo.



Corrente Alternata

NORME E REGOLAMENTI

La conformità alle seguenti norme e regolamenti è indicata con il corrispondente marchio sul prodotto.

Marchio	Norme e Regolamenti
	L'Omogeneizzatore HT Lysing è conforme con le direttive EN 61010-1: 2-051:2015-04 Il testo completo della dichiarazione di Conformità UE è disponibile nel seguente indirizzo: www.ohaus.com/weee
	Questo prodotto è conforme alla direttiva 2012/19/UE. Si prega di smaltire questo prodotto secondo i regolamenti locali nel luogo di raccolta specificato per l'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Per le istruzioni sullo smaltimento in Europa, fare riferimento a www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Integrato da EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Avviso Globale

Avvertimento: Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente potrebbe dover adottare adeguati provvedimenti.

Avviso per il Canada

Questo apparecchio digitale di classe A è conforme con il regolamento canadese ICES-003.

Avviso FCC


NOTA: Questo apparecchio è stato sottoposto a dei test ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla Parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi limiti sono progettati per dare una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l'apparecchio viene azionato in un ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installato ed utilizzato in conformità al manuale di istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'utilizzo di questo apparecchio in una zona residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvate da Ohaus Corporation potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

SPECIFICHE

Dimensioni totali (L x W x H):	17,5 x 11,5 x 20,5" (44,3 x 28,8 x 51,8cm)	
Elettrico (50/60 Hz):	120 volt CA:	3,2 amps, 450 watts
	230 volt CA:	2,1 amps, 450 watts
Fusibili:	120 volt,	5mm x 20mm, 6,3 amp. fusibile lento (250V Nominale)
	230 volt,	5mm x 20mm, 3,15 amp. fusibile lento (250V Nominale)
Portata della velocità:	Da 300 a 1.600 rpm (in incrementi da 1 rpm)	
Timer:	Da 1 secondo a 10 minuti	
Colpi reciproci strokes:	1,2" (3,1cm)	
Capacità:	1 piastra a pozzetto profondo, 4 accatastati, piastre a pozzetto profondo standard; massimo 300 grammi; qualsiasi matrice che si inserirà nel supporto da 4 x 5 x 2,5" (10,2 x 12,7 x 6,4 cm).	
Comandi:	Interruttore ACCESO/SPENTO, Standby, Velocità SU/GIU', Velocità ACCESO, Tempo SU/GIU', Programma Pulsanti	
Peso della spedizione:	120 volts,	82lbs (37,2kg)
	230 volts,	98lbs (44,5kg)
Peso netto:	120 volts,	59lbs (26,8kg)
	230 volts,	75lbs (34,0kg)



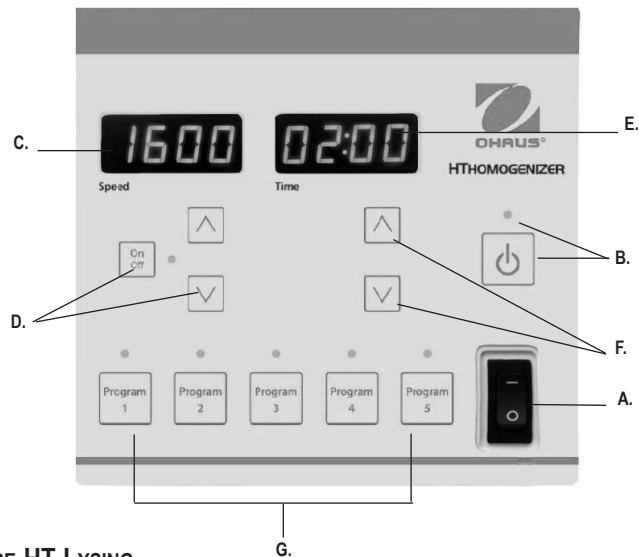

PANELLO DI CONTROLLO - OMOGENEIZZATORE HT LYSING

Il pannello frontale dell'Omogeneizzatore HT Lysing contiene tutti i comandi e display necessari per l'azionamento dell'apparecchio.

A. Interruttore di alimentazione: questo è l'interruttore principale del sistema.

L'apparecchio non funziona se questo interruttore non è in posizione ACCESO. Mettere l'interruttore sulla posizione (-) per accendere l'apparecchio. Mettere l'interruttore sulla posizione di spegnimento (o) per togliere l'alimentazione dai componenti elettronici interni.

B. Pulsante standby/spia standby: La spia standby di spegnimento si accenderà quando l'interruttore di alimentazione principale è in posizione ACCESO. Premere il pulsante standby per uscire dalla "Modalità Standby". La spia standby dell'indicatore si spegnerà. Premere nuovamente il pulsante standby e l'apparecchio tornerà nuovamente in modalità standby.

C. Visualizzazione velocità: Visualizza la velocità dell'omogeneizzatore. **D. Frecche Su/Giù:** Per il comando del set-point. Il pulsante ACCESO/SPENTO avvia/arresta la funzione di movimento reciproca.

E. Visualizzazione del Tempo: Visualizza il tempo impostato (prima dell'avvio dell'apparecchio) o il tempo rimanente (una volta che l'apparecchio è in funzione o se l'apparecchio è in pausa). L'intervallo di visualizzazione è compreso tra 00:00 e 10:00 minuti con incrementi di 1 secondo. Il display indica minuti e secondi. Questo apparecchio può essere utilizzato solo in modalità temporizzata (conto alla rovescia).

F. Pulsanti Su/Giù: Per il comando del set-point Frecche Su/Giù per il comando del set-point.

G. Pulsanti del Programma: Pulsanti impostati in fabbrica per combinazioni comuni di tempo e velocità basate su tipo di campione. Vedere pagina 37 per i dettagli. Quando un pulsante preimpostato è attivo, non è possibile modificare le corrispondenti impostazioni.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO


IMPORTANTE: Questo apparecchio è progettato solamente per un uso intermittente. Dopo ogni ciclo di 10 minuti deve avere almeno 1 minuto di raffreddamento. Prima di elaborare i campioni è consigliabile eseguire un funzionamento a secco con le piastre o i tubi con un materiale di rettifica appropriato per determinare se sono durevoli per il processo di omogeneizzazione.

1. Preparazione:

- a. Posizionare l'apparecchio su una superficie robusta.
 - i. Se questa superficie è permanente, è possibile rimuovere i coperchi in plastica dai piedini interni in gomma. Questi aderiranno alla superficie.
 - ii. Se questa non è la posizione permanente per l'apparecchio, lasciare semplicemente la plastica sui piedini in gomma.
- b. Inserire il cavo di alimentazione in un'apposita presa con messa a terra.
- c. Spostare l'interruttore di alimentazione in posizione ACCESO premendo il lato dell'interruttore contrassegnato con un trattino (-)
- d. Premere il pulsante STANDBY:
 - i. Un LED accenderà il pulsante e gli schermi LED si illumineranno.

2. Caricare la piastra:

- a. Ruotare il chiavistello del coperchio del contatore in senso orario per sbloccare il coperchio.
- b. Aprire il coperchio.
- c. Allentare il morsetto di campionamento spingendo le manopole nere della serratura e ruotando la manopola del contatore in senso orario fino a quando il morsetto è completamente sollevato.
- d. Posizionare il campione sotto il morsetto.
- e. Stringere ruotando la manopola in senso orario finché sia ben avvitata.

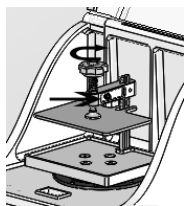

- i. Si sentirà il clic della serratura a vite. Se la serratura non scatta, tirare in avanti le manopole della serratura nera per innestare la serratura.
- f. Chiudere il coperchio e bloccarlo in posizione.
 - i. Ruotare il chiavistello del coperchio in senso orario finché il coperchio sia ben avvitato.

IMPORTANTE: Se il braccio di bloccaggio è all'altezza sbagliata per il campione, questo può essere regolato in su o in giù rimuovendo la vite a testa esagonale nera con la chiave Allen inclusa e, con la serratura a vite allentata, riposizionarla in un foro diverso sulla verticale del braccio. **NON** avviare l'apparecchio senza la vite a testa esagonale nera attraverso uno dei fori del braccio verticale.

3. Come impostare l'apparecchio:

PER IMPOSTARE O AVVIARE L'APPARECCHIO, IL COPERCHIO DEVE ESSERE CHIUSO E BLOCCATO.

- a. Impostazione standard:
 - i. Premere i pulsanti di velocità SU o GIU' per raggiungere la velocità desiderata.
 1. Nota: tenere premuti i pulsanti di velocità per un'impostazione rapida
 - ii. Premere i pulsanti del tempo SU o GIU' per raggiungere il tempo desiderato.
 1. Nota: tenere premuti i pulsanti del tempo per un'impostazione rapida.
 - iii. Una volta impostata la velocità e il tempo desiderati, premere il pulsante di velocità ACCESO/SPENTO per avviare la funzione dell'apparecchio.
 - iv. Il timer deve essere impostato in modo che l'apparecchio sia avviato. Se il tempo è impostato su 00:00, l'apparecchio non funzionerà.

NOTA: SE IL COPERCHIO VIENE APERTO IN QUALSIASI MOMENTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO, L'APPARECCHIO SI ARRESTA ED È NECESSARIO CHE L'UTENTE PREMA NUOVAMENTE AVVIO PER RIAVVIARE LA FUNZIONE.



ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

	Colore del Tubo	Tipo del Campione	Dimens. del Tubo	Veloc.	Tempo
Programma 1	Bianco Giallo Blu	Batteri Funghi Lievito	2mL	1500rpm	5 minuti
Programma 2	Arancione	Campione Morbido	2mL	1500rpm	2 minuti
Programma 3	Rosso Verde	Tessuto Animale Materiale vegetale	2mL	1300rpm	3 minuti
Programma 4	Marrone	Campioni di Terra e Ambientali	2mL	1500rpm	4 minuti
Programma 5		Campioni Congelati Crio-genicamente	Fiale in policarbonato da 4ml e 15ml	1600rpm	1 minuti

* I programmi preimpostati non sono limitati ai tubi elencati. È necessario eseguire un test per determinare le impostazioni ottimali per tubi di altre dimensioni.

b. Pulsanti Programma Preimpostati dalla Fabbrica:



i. I pulsanti del programma sono stati progettati per macinare efficacemente vari tipi di campioni e non possono essere ri-programmati.

1. Per accedere a un programma, premere uno qualsiasi dei pulsanti del programma.

a. Un indicatore LED si accenderà sul programma selezionato.

2. Per uscire dal programma, premere un altro pulsante.
3. Premere il pulsante della velocità ACCESO/SPENTO per avviare il programma.
4. Quando il programma selezionato è terminato, l'apparecchio si spegnerà.
5. Quando il programma è terminato, il display si azzererà all'inizio del programma.



NOTA: SE IL COPERCHIO VIENE APERTO IN QUALSIASI MOMENTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO, L'APPARECCHIO SI ARRESTA ED E' NECESSARIO CHE L'UTENTE PREMA NUOVAMENTE AVVIO PER RIAVVIARE LA FUNZIONE.

c. Per interrompere un ciclo di temporizzazione, premere il pulsante di velocità ACCESO/SPENTO su SPENTO. **IMPORTANTE:** Per interrompere completamente l'alimentazione dell'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio o scollegarlo dalla presa a muro. Se l'apparecchio non si spegne quando il coperchio è aperto, spegnere l'apparecchio e contattare il rappresentante Ohaus per le riparazioni.



d. Quando l'apparecchio non viene utilizzato, azionare l'interruttore ACCESO/SPENTO in posizione SPENTO.

NOTA: SE L'APPARECCHIO E' IN FUNZIONE MA IL RACK NON E' PIENO DI CAMPIONI, È IMPORTANTE CHE I CAMPIONI SIANO BILANCIATI A PARTIRE DAL CENTRO DEL RACK.

IMPORTANTE: Per evitare un'inutile usura dell'Omogeneizzatore HT Lysing, le piastre a pozzetto profondo e il campione di fiale non dovrebbero superare i 300 grammi. Una tipica piastra a pozzetto profondo con supporto di macinazione, campione e tampone di estrazione pesa meno di 200 grammi.

L'utilizzo di tubi di campionamento in un piccolo rack di tubi con l'Omogeneizzatore HT Lysing è essenzialmente identico a quello utilizzato nelle piastre a pozzetto profondo. La quantità di spazio di testa è molto importante per un'efficiente omogeneizzazione dei campioni. Generalmente, più è dura la sostanza da macinare, meno la si può aggiungere a

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

ogni tubo o pozzetto. I campioni devono essere saldamente bloccati nell'omogeneizzatore prima della macinazione, come descritto nella sezione "Istruzioni di Funzionamento" (vedi sopra).

I tempi di macinazione e le velocità devono essere determinati empiricamente.

IMPORTANTE: Le 4 posizioni centrali devono sempre contenere dei tubi.

CONSIGLI OPERATIVI

Molti protocolli, specialmente per l'isolamento dell'RNA, richiedono fino a 1 mL di tampone di estrazione con appena 20 mg di tessuto. Quando si utilizzano 96 piastre a pozzetto profondo, questo volume è impraticabile. In tali situazioni, si suggerisce di eseguire l'omogeneizzazione inizialmente in un volume più piccolo e poi aggiungere l'equilibrio del tampone dopo l'omogeneizzazione.

Il supporto a piastra può ospitare (1) una piastra di fondo profondo, (4) quattro piastre da pozzetto standard accatastate o qualsiasi matrice che si inserisca nel supporto 4 x 5 x 2,5" (10,2 x 12,7 x 6,4 cm). Non far funzionare l'apparecchio con tubi o coperchi scheggiati o rotti. In tutti i casi, la durata del contenitore del campione deve essere sottoposta a prova prima di elaborare i campioni. Molte marche di piastre micro pozzetto in polipropilene sono costruite in plastica molto sottile che potrebbe non tollerare la piena velocità con alcuni tipi di supporti di macinazione. La maggior parte delle piastre a pozzetto profondo è sufficientemente resistente per applicazioni standard di omogeneizzazione.

Per spostare l'Omogeneizzatore HT Lysing, sollevarlo da un lato fino a che il piedino di gomma a ventosa di quel lato si sollevi dalla superficie. Continuare a sollevare da questo lato fino a quando tutti i (4) quattro i piedini siano staccati e l'omogeneizzatore stia completamente di lato. L'omogeneizzatore è ora pronto ad essere montato in una nuova posizione. Non fare mai funzionare l'omogeneizzatore se i piedini di gomma a ventosa non sono fissati saldamente. Se danneggiati, i piedini di ricambio sono disponibili presso il rappresentante Ohaus.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Errore	Causa dell'errore	Come ripararlo
E1	La scheda del circuito non "vede" alcun ingresso di velocità. Ciò potrebbe essere causato da un arresto completo del motore, un problema meccanico che non faccia passare il meccanismo attraverso il sensore o da un problema elettrico quale un malfunzionamento del sensore.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che non ci siano ostruzioni meccaniche che causino il bloccaggio del meccanismo. Il vassoio dovrebbe spostarsi in su e in giù con poca resistenza. NOTA: Nella parte superiore e inferiore della "corsa" ci sarà un punto in cui il meccanismo sarà difficile da muovere una volta fermato. Questo non costituisce un problema per il motore. 2. Azionare il ciclo ruotando l'interruttore ACCESO/SPENTO in posizione spento, lasciandolo per 30 secondi e poi riaccenderlo in posizione ACCESO. 3. Se questo non risolve il problema, contattare il rappresentante Ohaus.
E2	Questo codice di errore indica che l'apparecchio "vede" una velocità diversa dalla velocità impostata o che l'apparecchio non è in grado di mantenere una velocità costante. Ciò potrebbe essere causato dal fatto che l'apparecchio sia sovraccarico o inceppato, da una sorgente inconsistente o di bassa tensione o da un problema elettrico interno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare che la fonte di alimentazione con la quale l'apparecchio sia collegato corrisponda ai requisiti elettrici dell'apparecchio. 2. Verificare che non ci siano ostruzioni meccaniche che causino il bloccaggio del meccanismo. Il vassoio dovrebbe spostarsi in su e in giù con poca resistenza. NOTA: Nella parte superiore e inferiore della "corsa" ci sarà un punto in cui il meccanismo sarà difficile da muovere una volta fermato. Questo non costituisce un problema per il motore. 3. Azionare il ciclo ruotando l'interruttore ACCESO/SPENTO in posizione spento, lasciandolo per 30 secondi e poi riaccenderlo in posizione ACCESO. 4. Se questo non risolve il problema, contattare il rappresentante Ohaus.
L'apparecchio non ha tensione	Fusibile saltato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituire il fusibile con quello di ricambio in dotazione. Se il problema si ripresenta, vedi n. 2 2. Verificare che non ci siano ostruzioni meccaniche che causino il bloccaggio del meccanismo. Il vassoio dovrebbe spostarsi in su e in giù con poca resistenza. NOTA: Nella parte superiore e inferiore della "corsa" ci sarà un punto in cui il meccanismo sarà difficile da muovere una volta fermato. Questo è normale. 3. Se questo non risolve il problema, contattare il rappresentante Ohaus.
L'apparecchio non funziona	Il coperchio non è fissato correttamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sbloccare e bloccare nuovamente il coperchio con il chiavistello 2. Se questo non risolve il problema, rivolgersi al rappresentante Ohaus.



Bedienungsanleitung HT Lyse-Homogenisator, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95

INHALTSANGABE

Packungsinhalt	41
Serviceinformation	41
Einführung	42
Installation	42
Verwendungszweck	42
Wartung & Instandhaltung	42
Umweltbedingungen	42
Entsorgung der Ausrüstung	42
Sicherheitshinweise	43
Normen & Vorschriften	43
Technische Daten	44
Steuertafel	45
Betriebsanleitungen	46-48
Fehlerbehebung	49

PAKUNGSINHALTE

HT Lyse-Homogenisator
 Probenreagenzglas-Kit, 14 Reagenzgl.
 R-gl.-Ständer
 Inbusschlüssel
 Schlüssel
 Netzkabel
 Bedienungsanleitung
 Garantiekarte

SERVICEINFORMATIONEN

Wenn der Fehlerbehebungsabschnitt Ihr Problem nicht behebt oder beschreibt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten OHAUS-Kundendienst. Für Service-Hilfe oder technische Unterstützung in den Vereinigten Staaten rufen Sie gebührenfrei 1-800-672-7722 ext. 7852 zwischen 8:00 und 17:00 Uhr EST. Ein OHAUS-Produktservice-Spezialist steht zur Verfügung, um Sie zu unterstützen. Außerhalb der USA, besuchen Sie bitte unsere Webseite, www.ohaus.com, um das nächstgelegene Ohaus-Büro zu finden.

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Lieferant: _____

EINLEITUNG

Der Ohaus HT Lyse-Homogenisator ist ein Homogenisator, der speziell für die Probenverarbeitung mit hohen Durchsatzraten in einer Mikroplatte, Deep-Well-Platte oder Probenröhrchenform entwickelt wurde. Tierisches Gewebe, Samen, Knollen, Blattstanzen, Boden- und Sedimentproben, Insekten und mikrobielle Kulturen können alle in einer 96-Well- oder Mikroplatten-, Deep-Well-Platte oder Probenröhrchenform effektiv homogenisiert werden. Die lineare Bewegung des Homogenisators bei höchster Geschwindigkeit ermöglicht eine schnelle Probenverarbeitung; in den meisten Fällen zwei (2) Minuten oder weniger.

Die Proben werden in einem Röhrchen, einer Ampulle oder einer Vertiefung mit einem Mahlmedium und einem Extraktionspuffer (Samen können trockengemahlen werden), mit einem Deckel oder einer Pressmatte versiegelt, in den HT-Lyse-Homogenisator gelegt und verarbeitet werden. Homogenisierte Proben können nachträglich manuell oder in automatisierten Systemen gehandhabt werden, die das Standardplattenformat verwenden. Der HT Lyse-Homogenisator eignet sich zur Isolierung von Proteinen, DNA, RNA, Viren und anderen biologischen Komponenten, die während der Homogenisierung freigesetzt werden. Die Einheit eignet sich auch zum Pulverisieren von Trockenproben für die chemische Analyse und Löslichkeitsstudien.

INSTALLATION

Nach Erhalt des Ohaus HT Lyse-Homogenisators ist darauf zu achten, dass beim Versand kein Schaden entstanden ist. Es ist wichtig, dass jedweder Schaden, der beim Transport entstanden ist, beim Auspacken festgestellt wird. Wenn Sie solche Schäden finden, muss der Frachtführer unverzüglich benachrichtigt werden.

Drehen Sie das Gerät auf die Seite, um die Unterseite des Gerätes freizulegen. Entfernen Sie die Schrauben, die die Versandplatte an der Unterseite des Gerätes halten. Lagern Sie die Platte und die Schrauben in einer Plastiktüte, für den Fall, dass das Gerät an einen anderen Ort versendet werden muss. Wenn das Gerät mit der mitgelieferten Platte betrieben wird, kann dies zu dauerhaften Schäden kommen. Auch der Versand des Geräts ohne die Versandartikel kann zu dauerhaften Schäden führen.

Reinigen Sie die Bank oder Tischplatte, auf die der HT Lyse-Homogenisator platziert werden wird, und stellen Sie ihn auf seine permanente Position auf der Bank. Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile Arbeitsfläche. Drücken Sie auf das Gerätegehäuse, um die Saugnapfüße an der Bank zu befestigen. Positionieren Sie die Einheit so, dass Sie leicht das Netzkabel von der Rückseite des Gerätes aus erreichen und ausstecken können.

Der HT-Homogenisator wird mit einem Netzkabel geliefert, das zuerst in den IEC-Stecker auf der Rückseite des Gerätes eingesteckt wird. Anschließend kann es in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose gesteckt werden. Das 120V-Gerät wird in eine Quelle mit 120 Volt, 50/60 Hz gesteckt. Das 230V-Gerät wird in eine Quelle mit 230 Volt, 50/60 Hz gesteckt.

VERWENDUNGSZWECK

HINWEIS: Der Ohaus HT Lyse-Homogenisator ist für den allgemeinen Laborgebrauch bestimmt. Sicherheit kann nicht garantiert werden, wenn das Gerät außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs verwendet wird.

WARTUNG & INSTANDHALTUNG

Der HT Lyse-Homogenisator wurde für einen langen, störungsfreien und zuverlässigen Service gebaut. Es ist keine Schmierung oder sonstige technische Wartung erforderlich. Es benötigt keine Wartung seitens des Benutzers, abgesehen von der Reinhaltung der Oberflächen nach dem täglichen Gebrauch. Das Gerät sollte die üblicherweise für ein elektrisches Gerät erforderliche Pflege erhalten. Vermeiden Sie, dass das Gerät nass wird oder unnötigerweise Dämpfen ausgesetzt wird. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel auf der Frontplatte, die auf Kunststoffe scheuernd wirken oder schädlich sind, oder welche, die brennbar sind. Achten Sie stets darauf, dass die Stromverbindung vor dem Reinigen vom Gerät getrennt wird. Wenn das Gerät jemals eine Instandhaltungsarbeit benötigt, wenden Sie sich an Ihren Ohaus-Vertreter.

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebsbedingungen: Nur Innen benutzen.

Temperatur:	5 bis 40°C (41 bis 104°F)
Feuchtigkeit:	20% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Höhe:	0 bis 6.562 ft (2000 m) über dem Meeresspiegel

Lagerung im betriebsfreien Zustand:

Temperatur:	-20 bis 65°C (-4 bis 149°F)
Feuchtigkeit:	20% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Installation Kategorie II und Verschmutzungsgrad 2 nach IEC 664.

ENTSORGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Dieses Gerät darf nicht mit unsortiertem Abfall entsorgt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät am Ende des Lebenszyklus korrekt zu entsorgen, indem Sie es an eine autorisierte Einrichtung zur getrennten Sammlung und Wiederverwertung übergeben. Es liegt auch in Ihrer Verantwortung, die Ausrüstung im Falle einer biologischen, chemischen und/oder radiologischen Kontamination zu dekontaminieren, um die an der Entsorgung und dem Recycling der Geräte beteiligten Personen vor Gesundheitsgefahren zu schützen.

Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Ausrüstung entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, von dem Sie dieses Gerät ursprünglich gekauft haben. Auf diese Weise werden Sie helfen, natürliche und umweltfreundliche Ressourcen zu schonen, und Sie werden sicherstellen, dass Ihre Ausrüstung auf einer Weise wiederverwertet wird, die die menschliche Gesundheit schützt.



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie die Geräte bedienen.



WARNUNG! Verwenden Sie den HT Lyse-Homogenisator **NICHT** in einer gefährlichen Atmosphäre oder mit gefährlichen Stoffen, für die das Gerät nicht konstruiert wurde.

WARNUNG: Ersetzen Sie das Kabel **NICHT** durch ein unzureichend eingestuftes Netzkabel.



WARNUNG! Der Schutz des HT Lyse-Homogenisators kann beeinträchtigt werden, wenn er mit Zubehör verwendet wird, das nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen wird oder nicht in einer vom Hersteller angegebenen Weise verwendet wird.

Dieses Gerät ist nur für den intermittierenden Gebrauch ausgelegt. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen Fläche, um die beste Leistung und eine maximale Sicherheit betreiben zu erzielen.

Heben Sie das Gerät **NICHT** am Deckel hoch. Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit geöffnetem Deckel, dies würde zu gefährlichen Situationen führen. Betreiben Sie das Gerät **NICHT**, wenn die Gummisaugfüße nicht fest ansitzen.



ACHTUNG! Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vollständig ab, indem Sie das Netzkabel vom Gerät trennen oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Trennen Sie das Gerät vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von der Stromversorgung. Verschüttungen sollten sofort entfernt werden. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen **NICHT** ein.

Betreiben Sie das Gerät **NICHT**, wenn es Anzeichen für elektrische oder mechanische Beschädigungen aufweist. Der HT Lyse Homogenisator ist für den Betrieb unter trockenen Bedingungen ausgelegt. Die Verwendung von Gehörschutz wird bei der Verwendung dieses Produkts dringend empfohlen.







Erdung - Schutzleiteranschluss



Wechselstrom

NORMEN & VORSCHRIFTEN

Die Einhaltung der folgenden Normen und Vorschriften wird durch die entsprechende Kennzeichnung auf dem Produkt angezeigt.

Kennzeich	Normen und Vorschriften
	Der HT Lyse-Homogenisator entspricht den Richtlinien EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Adresse zur Verfügung www.Ohaus.com/WEEE
	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften an der Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte. Für Entsorgungshinweise in Europa siehe www.ohaus.com/weee
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:2015-04 UL 61010-1:2012-05 Ergänzt durch EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Globale Mitteilung

Warnung: Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, wobei in solch einem Fall der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.

Hinweis für Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht dem kanadischen ICES-003.

FCC-Hinweis


HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind derart konzipiert, dass sie einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und, falls es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, die Funkkommunikationen auf eine schädigende Weise stören. Der Betrieb dieses Gerätes in einem Wohngebiet kann schädliche Störungen verursachen, wobei in solch einem Fall der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten beheben muss.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Ohaus Corporation genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

SPEZIFIKATIONEN

Gesamtausmaße (L x B x H):	17,5 x 11,5 x 20,5" (44,3 x 28,8 x 51,8cm)	
Elektrisch (50/60 Hz):	120 Volt AC:	3,2 Amper, 450 Watt
	230 Volt AC:	2,1 Amper, 450 Watt
Sicherungen:	120 Volt,	5mm x 20mm, 6,3 Ampere Slow-Blow-Sicherung (250V Nennspannung)
	230 Volt,	5mm x 20mm, 3,15 Ampere Slow-Blow-Sicherung (250V Nennspannung)
Geschwindigkeitsreichweite:	300 bis 1600 U/min. (in Stufen von 1 U/min)	
Timer:	1 Sekunde bis 10 Minuten	
Reziproke Schläge:	1,2" (3,1cm)	
Kapazität:	1 Deep-Well-Platte, 4 gestapelt	
	Standard-Wellplatten;	
	Maximal 300 Gramm; jede Matrix, die in den 4 x 5 x 2,5" (10,2 x 12,7 x 6,4 cm) Halter passt	
Steuerungen:	EIN/AUS-Schalter, Standby, Geschwindigkeit AUF/AB, Geschwindigkeit EIN, Zeit AUF/AB, Programmtasten	
Versandgewicht:	120 volts,	82lbs (37,2kg)
	230 volts,	98lbs (44,5kg)
Nettogewicht:	120 volts,	59lbs (26,8kg)
	230 volts,	75lbs (34,0kg)



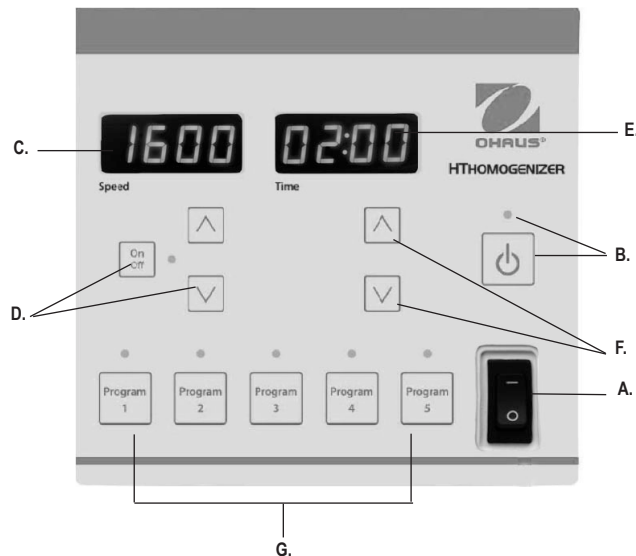

STEUERTAFEL - HT LYSE-HOMOGENISATOR

Die Frontplatte des HT Lyse-Homogenisators enthält alle Bedienelemente und Anzeigen, die für den Betrieb des Gerätes benötigt werden


- A. Netzschalter:** Dies ist der Hauptschalter für das System. Das Gerät funktioniert nicht, solange sich dieser Schalter nicht in der Position EIN befindet. Wechseln Sie in die Ein(-)-Position, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Wechseln Sie in die Aus-Position (o), um die Stromzufuhr zu den internen elektronischen Komponenten zu beenden
- B. Standby-Taste / Standby-Leuchtanzeige:** Die Standby-Leuchtanzeige leuchtet auf, wenn sich der Hauptschalter auf EIN befindet. Drücken Sie die Standby-Taste, um das Gerät aus dem "Standby-Modus" herauszubringen. Die Standby-Kontrollleuchte schaltet sich ab. Drücken Sie die Standby-Taste erneut, und das Gerät wird sich wieder im Standby-Modus befinden.

- C. Geschwindigkeitsanzeige:** Zeigt die Geschwindigkeit des Homogenisators an **D. Pfeile nach oben/unten:** Für die Sollwertsteuerung. EIN/AUS-Taste startet/stoppt die wechselseitige Bewegungsfunktion.
- E. Zeitanzeige:** Zeigt die eingestellte Zeit an (vor dem Start des Gerätes) oder die verbleibende Zeit (wenn das Gerät in Betrieb ist oder wenn das Gerät angehalten ist). Der Anzeigebereich ist von 00:00 bis 10:00 Minuten in Schritten von 1 Sekunde. Die Anzeige zeigt Minuten und Sekunden an. Dieses Gerät kann nur im zeitgesteuerten (Countdown) Modus verwendet werden.
- F. Auf/Ab-Tasten:** Auf-/Abwärtspeile für die Sollwertregelung.
- G. Programmtasten:** Werksseitig eingestellte Tasten für gemeinsame Zeit- und Geschwindigkeitskombinationen nach Musterart. Siehe Seite 47 für Details. Wenn eine vorab eingestellte Taste aktiv ist, können die entsprechenden Einstellungen nicht geändert werden.

BETRIEBSANWEISUNGEN


WICHTIG: Dieses Gerät ist nur für den periodischen Gebrauch ausgelegt. Nach jedem 10-Minuten-Zyklus muss mindestens eine Abkühlzeit von 1 Minute eingelegt werden. Vor der Verarbeitung von Proben ist es ratsam, einen Trockenlauf mit Ihren Platten oder Rohren mit entsprechendem Mahlgut durchzuführen, um festzustellen, ob sie für Ihren Homogenisierungsprozess widerstandsfähig sind.

1. Vorbereitung

- a. Stellen Sie die Einheit auf eine stabile Oberfläche.
 - i. Wenn diese Oberfläche dauerhaft ist, können Sie die Plastikabdeckungen von den inneren Gummifüßen entfernen. Diese werden an der Oberfläche haften.
 - ii. Wenn dies nicht der permanente Standort für das Gerät ist, lassen Sie einfach die Plastikabdeckung auf den Gummifüßen.
- b. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.
- c. Schalten Sie den Netzschalter auf EIN, indem Sie die mit einem Bindestrich (-) gekennzeichnete Seite des Schalters drücken.
- d. Drücken Sie die STANDBY-Taste: 
 - i. Eine LED leuchtet über der Taste auf und die LED-Bildschirme leuchten auf.

2. Lastplatte:

- a. Drehen Sie den Deckelverschluss gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel zu entriegeln.
- b. Öffnen Sie den Deckel
- c. Lösen Sie die Probenklemme, indem Sie die schwarzen Klemmverschlussknöpfe drücken und den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Klemme vollständig aufgerichtet ist.

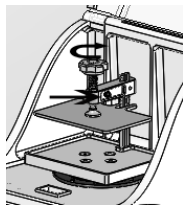



- d. Legen Sie die Probe unter die Klemme.
- e. Ziehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.
 - i. Sie hören das Klicken der Schraubensicherung. Wenn das Schloss nicht einrastet, ziehen Sie die schwarzen Verriegelungsknöpfe nach vorne, um das Schloss zu betätigen.
- f. Schließen Sie den Deckel und verriegeln sie ihn.
 - i. Drehen Sie die Deckelverriegelung im Uhrzeigersinn, um den Deckel zu sichern.

WICHTIG: Wenn der Verriegelungsarm für die Probe auf der falschen Höhe steht, kann er nach oben oder nach unten verstellt werden, indem man die schwarze Sechskantschraube mit dem beigefügten Inbusschlüssel entfernt und ihn bei gelockelter Verriegelungsschraube auf ein anderes Loch auf dem senkrechten Arm verschiebt. Betreiben Sie das Gerät NICHT ohne dass die schwarze Sechskantschraube durch eine der Löcher im senkrechten Arm steckt.

3. Einstellen des Geräts:

DER DECKEL MUSS GESCHLOSSEN UND VERRIEGELT WERDEN, DAMIT DAS GERÄT EINGESTELLT ODER BETRIEBEN WERDEN KANN.

- a. Standardeinstellung
 - i. Drücken Sie die Geschwindigkeits-Tasten nach oben oder unten, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen.

 1. Hinweis: Halten Sie die Geschwindigkeitstasten für eine schnelle Einstellung gedrückt.
 - ii. Drücken Sie die Zeittasten nach oben oder unten, um die gewünschte Zeit zu erreichen.
 1. Hinweis: Halten Sie die Zeittasten für eine schnelle Einstellung gedrückt.
 - iii. Sobald die gewünschte Geschwindigkeit und Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Geschwindigkeit EIN/AUS-Taste, um die Funktion zu starten.
 - iv. Der Timer muss so eingestellt werden, dass das Gerät läuft. Wenn die Zeit auf 00:00 eingestellt ist, wird das Gerät nicht funktionieren.

HINWEIS: WENN DER DECKEL WÄHREND DES BETRIEBES GEÖFFNET WERDEN SOLLTE, HÄLT DAS GERÄT AN UND FORDERT DEN BENUTZER AUF, ERNEUT START ZU DRÜCKEN, UM DIE FUNKTION ERNEUT ZU STARTEN.

BETRIEBSANWEISUNGEN

	Rohr Farbe	Probetyp	Rohr Größe	Geschwindigkeit	Zeit
Programm 1	Weiß Gelb Blau	Bakterien Pilze Hefe	2mL	1500 U/min.	5 Minuten
Programm 2	Orange	Weiche Probe	2mL	1500 U/min.	2 Minuten
Programm 3	Rot Grün	Tierisches Gewebe Pflanzliches Material	2mL	1300 U/min.	3 Minuten
Programm 4	Braun	Boden- und Umweltproben	2mL	1500 U/min.	4 Minuten
Programm 5		Kryogen gefrorene Proben	Polycar- bonat 4 ml und 15 ml Fläschchen	1600 U/min.	1 Minuten

*Die voreingestellten Programme sind nicht auf die aufgeführten Röhren beschränkt. Sie sollten einen Test durchführen, um die optimalen Einstellungen für andere Röhrengößen bestimmen.

b. Werkseitig vorab eingestellte Programmtasten:




- i. Die Programmtasten wurden derart konzipiert, um verschiedene Arten von Proben effektiv zu mahlen und können nicht neu programmiert werden.
1. Um ein Programm aufzurufen, drücken Sie eine der Programmtasten.
 - a. Eine LED-Anzeige leuchtet über dem ausgewählten Programm auf.

2. Um das Programm zu beenden, drücken Sie eine beliebige andere Taste.
3. Drücken Sie die Geschwindigkeit EIN/AUS-Taste, um das Programm zu starten.
4. Wenn das ausgewählte Programm beendet ist, schaltet sich das Gerät aus. ein.
5. Wenn das Programm beendet ist, setzt sich die Anzeige auf den Anfang des Programms zurück.



HINWEIS: WENN DER DECKEL WÄHREND DES BETRIEBES GEÖFFNET WERDEN SOLLTE, HÄLT DAS GERÄT AN UND FORDERT DEN BENUTZER AUF, ERNEUT START ZU DRÜCKEN, UM DIE FUNKTION ERNEUT ZU STARTEN.

- c. Um einen Timing-Zyklus zu unterbrechen, drücken Sie die Taste Geschwindigkeit EIN/AUS auf AUS. **WICHTIG:** Um das Gerät vollständig abzuschalten, ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
-  Wenn Ihr Gerät beim Öffnen des Deckels nicht abschaltet, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren Ohaus-Votreter.
- d. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, stellen Sie den EIN/AUS-Netzschalter auf AUS.

HINWEIS: WENN WENIGER ALS EINE VOLLSTÄNDIGES GESTELL VON PROBEN BETRIEBEN WIRD, IST WICHTIG, DIE PROBEN, IN DER MITTE DES GESTELLS BEGINNEND, AUSZUBALANCIEREN.

WICHTIG: Um einen unnötigen Verschleiß des HT Lyse-Homogenisators zu vermeiden, sollten die Mikrotiterplatten und die Ampullenprobe 300 Gramm nicht überschreiten. Eine typische Deep-Well-Platte mit gemahltem Medium, einer Probe und Extraktionspuffer wiegt weniger als 200 Gramm.

Die Verwendung von Probenröhrchen in einem kleinen Rohrgestell mit dem HT Lyse-Homogenisator ist im Wesentlichen das Gleiche wie bei Deep-Well-Platten. Die Menge an Headspace ist für eine effiziente Probenhomogenisierung sehr wichtig. In der Regel gilt, je härter die zu mahlende Substanz, desto weniger kann zu jedem Röhrchen oder jedem Behälter hinzugefügt werden. Die Proben müssen vor dem Mahlen fest in den Homogenisator eingesteckt werden, wie unter "Betriebsanweisung" beschrieben (siehe oben).

BETRIEBSANWEISUNGEN

Mahlzeiten und -Geschwindigkeiten müssen empirisch ermittelt werden.

WICHTIG: In den 4 Mittelpositionen müssen immer Reagenzgläser vorhanden sein.

TIPPS FÜR DEN BETRIEB

Viele Protokolle, vor allem mit RNA-Isolation, fordern bis zu 1mL Extraktionspuffer mit so wenig wie 20mg Gewebe. Bei der Verwendung von 96-Deep-Well-Platten ist dieses Volumen unpraktisch. In solchen Situationen wird vorgeschlagen, dass die Homogenisierung zunächst in einem kleineren Volumen durchgeführt wird und dann der Rest des Puffers nach der Homogenisierung zugegeben wird.

Der Plattenhalter kann eine (1) Deep-Well-Platte (4) eingesteckte Standard-Well-Platten oder jede Matrix aufnehmen, die in die 4 x 5 x 2,5" (10,2 x 12,7 x 6,4 cm) Halterung passt. Betreiben Sie die Einheit nicht mit angerissenen oder gebrochenen Probenröhrchen oder Deckeln aus. In allen Fällen sollte die Haltbarkeit des Probenbehälters vor der Verarbeitung der Proben geprüft werden. Viele Marken von Polypropylen-Mikrotiterplatten werden aus sehr dünnem Kunststoff gefertigt, die bei bestimmten Mahlmedien keine volle Geschwindigkeit vertragen können. Die meisten Deep-Well-Platten sind für Standard-Homogenisierungsanwendungen ausreichend widerstandsfähig.

Um den HT Lyse-Homogenisator zu bewegen, heben Sie ihn von einer Seite an, bis der Gummisaugfuß auf dieser Seite sich von der Oberfläche löst. Heben Sie weiter auf dieser Seite an, bis alle vier (4) Füße getrennt sind und der Homogenisator ganz auf der Seite liegt. Der Homogenisator ist nun bereit, an einem neuen Standort zu montieren. Betreiben Sie den Homogenisator niemals, ohne dass die Gummisaugfüße fest anhaften. Wenn diese beschädigt sind, können Sie von Ihrem Ohaus-Vertreter Ersatzfüße beziehen.

PROBLEMBEHEBUNG

Fehler	Fehlerursache	Reparatur
E1	Die Platine "sieht" keine Geschwindigkeitseingabe. Dies könnte durch einen vollständigen Motorstillstand verursacht werden, ein mechanisches Problem, das bewirkt, dass der Mechanismus nicht durch den Sensor oder durch ein elektrisches Problem wie eine Sensorstörung geht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, um sicherzustellen, dass keine mechanische Obstruktion vorliegt, die dazu führt, dass der Mechanismus stecken bleibt. Die Schale sollte mit wenig Widerstand auf und ab gehen. HINWEIS: An der Oberseite und Unterseite des "Schlags" wird es einen Punkt geben, wo es schwierig sein wird, den Mechanismus zu bewegen, wenn er angehalten wird. Dies ist kein Problem für den Motor. 2. Takten Sie den Strom, indem Sie den EIN/AUS-Schalter in die AUS-Position drehen, für 30 Sekunden loslassen, und dann wieder zurück in die EIN-Position bringen. 3. Wenn dies Ihr Problem nicht behebt, wenden Sie sich an Ihren Ohaus-Vertreter.
E2	Dieser Fehlercode bedeutet, dass das Gerät eine Geschwindigkeit sieht, die sich von der eingestellten Geschwindigkeit unterscheidet, oder dass das Gerät keine gleichbleibende Geschwindigkeit aufrechterhalten kann. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät überlastet oder gestaut wird, durch eine inkonsistente oder niedrige Stromquelle oder durch eine interne elektrische Ausgabe.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung, mit der das Gerät verbunden ist, mit den elektrischen Anforderungen des Gerätes übereinstimmt. 2. Überprüfen Sie, um sicherzustellen, dass keine mechanische Obstruktion vorliegt, die dazu führt, dass der Mechanismus stecken bleibt. Die Schale sollte mit wenig Widerstand auf und ab gehen. HINWEIS: An der Oberseite und Unterseite des "Schlags" wird es einen Punkt geben, wo es schwierig sein wird, den Mechanismus zu bewegen, wenn er angehalten wird. Dies ist kein Problem für den Motor. 3. Takten Sie den Strom, indem Sie den EIN/AUS-Schalter in die AUS-Position drehen, für 30 Sekunden loslassen, und dann wieder zurück in die EIN-Position bringen. 4. Wenn dies Ihr Problem nicht behebt, wenden Sie sich an Ihren Ohaus-Ver
Einheit hat keinen Strom	Durchgebrannte Sicherung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ersetzen Sie die Sicherung durch das mitgelieferte Ersatzteil. Wenn das Problem wieder auftritt, siehe # 2 2. Überprüfen Sie, um sicherzustellen, dass keine mechanische Obstruktion vorliegt, die dazu führt, dass der Mechanismus stecken bleibt. Die Schale sollte mit wenig Widerstand auf und ab gehen. HINWEIS: An der Oberseite und Unterseite des "Schlags" wird es einen Punkt geben, wo es schwierig sein wird, den Mechanismus zu bewegen, wenn er angehalten wird. Das ist normal. 3. Wenn dies Ihr Problem nicht behebt, wenden Sie sich an Ihren Ohaus-Vertreter.
Das Gerät läuft nicht	Der Deckel ist nicht richtig verriegelt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsichere und sichere Deckelverriegelung 2. Wenn dies Ihr Problem nicht behebt, wenden Sie sich an Ihren Ohaus-Vertreter.



Manual de instruções

Homogeneizador de Lise HT, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia o manual de instruções antes de operar as unidades.



AVISO! NÃO utilize o homogeneizador de lise HT numa atmosfera perigosa ou com materiais perigosos para os quais o aparelho não foi concebido.

ADVERTÊNCIA: NÃO substitua o cabo por um cabo de alimentação principal inadequadamente classificado.



ADVERTÊNCIA! A proteção fornecida pelo homogeneizador de lise HT pode ser prejudicada se for utilizada com acessórios não fornecidos ou recomendados pelo fabricante ou se forem utilizados de uma forma não especificada pelo fabricante.

Esta unidade foi concebida apenas para uma utilização intermitente. Opere sempre a unidade numa superfície plana para um melhor desempenho e segurança máxima.

NÃO levante a unidade pela tampa. **NÃO** coloque a unidade em funcionamento com a tampa aberta. Tal cria condições perigosas. **NÃO** coloque a unidade em funcionamento sem os pés da ventosa de borracha bem fixos.



ATENÇÃO! Para evitar choque elétrico, corte completamente a energia da unidade desligando o cabo de alimentação da unidade ou desconectando-o da tomada de parede. Desligue a unidade da fonte de alimentação antes da manutenção e reparação. Os derramamentos devem ser removidos de imediato. Não imerja a unidade para limpeza.

NÃO opere a unidade se mostrar sinais de danos elétricos ou mecânicos. O homogeneizador de lise HT foi concebido para ser utilizado em condições secas. A utilização de proteção auditiva é vivamente recomendada aquando da utilização deste produto.






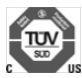
Ligação à terra - terminal condutor de proteção



Corrente alternada

NORMAS E REGULAMENTOS

A conformidade com as seguintes normas e regulamentos é indicada pela marca correspondente no produto.

Marca	Normas e regulamentos
	O homogeneizador de lise HT cumpre as diretivas da norma EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço www.Ohaus.com/WEEE
	Este produto está em conformidade com a diretiva 2012/19/UE. Elimine este produto de acordo com os regulamentos locais no ponto de recolha especificado para o equipamento elétrico e eletrónico. Para obter instruções de eliminação na Europa, consulte www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 n.º 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Complementado pela norma EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Notificação global

Atenção: este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que o utilizador pode ser obrigado a tomar medidas adequadas.


Notificação no Canadá

Este aparelho digital de classe A cumpre a norma canadiana ICES-003.

Aviso da FCC

NOTA: este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe A, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações por rádio. A operação deste equipamento numa área residencial pode causar interferência prejudicial, caso em que o utilizador será obrigado a corrigir a interferência às suas próprias custas.

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Ohaus Corporation podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento

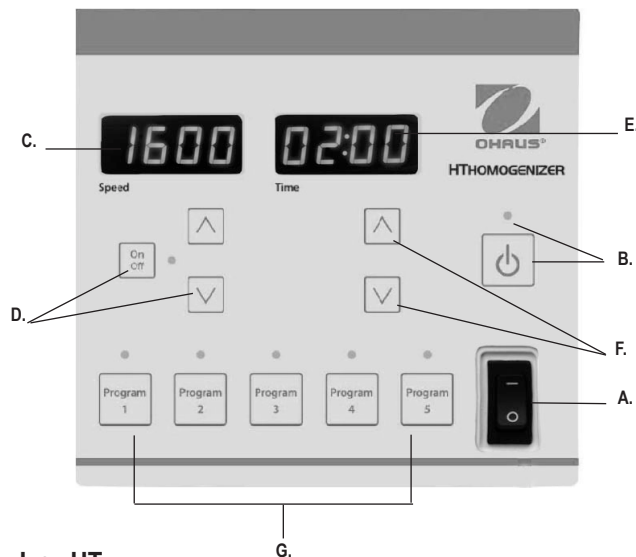

PAINEL DE CONTROLO - HOMOGENEIZADOR DE LISE HT

O painel frontal do homogeneizador de lise HT contém todos os controlos e visores necessários para operar a unidade.

- A. Interruptor de alimentação:** Este é o interruptor principal do sistema. A unidade não funcionará a não ser que este interruptor esteja na posição ligado. Mudar para a posição de ligado (-) para ligar a unidade. Mudar para a posição de desligado (o) para remover a alimentação dos componentes eletrónicos internos
- B. Luz indicadora de espera/botão de espera:** A luz indicadora de espera acende-se quando o interruptor principal está na posição ON. Prima o botão de espera remover a unidade do “modo de espera”. A luz indicadora de espera será desligada. Prima o botão de espera novamente e a unidade ficará mais uma vez no modo de espera.
- C. Visor de velocidade:** Mostra a velocidade do homogeneizador **D. setas para cima/**


baixo: para controlar o ponto de ajuste. O botão LIGAR/DESLIGAR inicia/para a função de movimento recíproco.

- E. Visor de tempo:** Exibe o tempo definido (antes do arranque da unidade) ou o tempo restante (quando a unidade estiver em funcionamento ou se a unidade estiver em pausa). O intervalo de exibição é de 00:00 a 10.00 minutos em incrementos de 1 segundo. O visor indica minutos e segundos. Esta unidade pode apenas ser utilizada no modo de temporização (contagem decrescente).
- F. Botões cima/baixo:** Para o controlar ponto de ajuste, utilizar as setas para cima/baixo.
- G. Botões de programa:** Botões definidos em fábrica para combinações a tempo comum e em velocidade com base no tipo de amostra. Consulte a página 52 para obter detalhes. Quando um botão pré-programado estiver ativo, as definições correspondentes não podem ser alteradas.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


IMPORTANTE: IMPORTANTE: Esta unidade foi concebida apenas para uma utilização intermitente. Após cada ciclo de 10 minutos pelo menos um período de arrefecimento de 1 minuto. Antes de processar qualquer amostra, é aconselhável executar um modo de simulação com as suas placas ou tubos com material de trituração adequado para determinar se são resistentes para o seu processo de homogeneização.

1. Preparação:

- Coloque a unidade sobre uma superfície resistente.
 - Se esta superfície for permanente, pode remover as tampas de plástico dos pés de borracha internos. Estes irão aderir à superfície.
 - Se este não for o local permanente para a unidade, simplesmente deixe o plástico nos pés de borracha.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada devidamente ligada à terra.
- Mude o interruptor de alimentação para a posição ON pressionando o lado do interruptor rotulado com um traço (-).
- Pressione o botão STANDBY (Espera): 
 - Uma luz LED acende-se sobre o botão e os visores LED iluminam-se.

2. Placa de carga:

- Rode o fecho da tampa para a esquerda para destrancar a tampa.
- Abra a tampa.
- Desaperte a braçadeira da amostra pressionando os botões pretos de bloqueio da braçadeira e rode a pega para a esquerda até a braçadeira estar completamente para cima.
- Coloque a amostra por baixo da braçadeira.

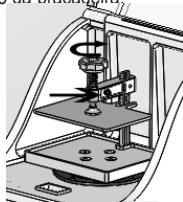

- Aperte rodando a pega para a direita até ficar apertado.
 - Irá ouvir o clique do bloqueio do parafuso. Se o bloqueio não fizer o clique, puxe os botões de bloqueio pretos para frente para engatar o bloqueio.
- Feche a tampa e bloqueie-a.
 - Rode o fecho da tampa para a direita para fixar a tampa.

IMPORTANTE: Se o braço de bloqueio estiver na altura errada para a amostra, este pode ser ajustado para cima ou para baixo removendo o parafuso sextavado preto com a chave Allen incluída e, com o parafuso de bloqueio desapertado, reposicionando-o para um orifício diferente no braço vertical. NÃO opere a unidade sem o parafuso de cabeça sextavada preto através de um dos orifícios no braço vertical.

3. Definição da unidade:

A TAMP A DEVE SER FECHADA E BLOQUEADA PARA A UNIDADE SER DEFINIDA PARA FUNCIONAR.

- Conjunto padrão:
 - Pressione os botões para diminuir ou aumentar a velocidade para alcançar a velocidade desejada.
 - Nota: Mantenha pressionados os botões de velocidade para uma configuração rápida.
 - Pressione os botões para diminuir ou aumentar o tempo para alcançar o tempo desejado.
 - Nota: Mantenha pressionados os botões de tempo para uma configuração rápida.
 - Quando a velocidade e o tempo desejados estiverem definidos, pressione o botão ON/OFF de velocidade para iniciar a função da unidade.
 - O temporizador deve ser definido para que a unidade seja executada. Se o tempo estiver definido para 00:00, a unidade não irá funcionar.



NOTA: SE A TAMP A ESTÁ ABERTA EM QUALQUER MOMENTO DURANTE A OPERAÇÃO, A UNIDADE PARA E NECESSITA QUE O UTILIZADOR PRESSIONE START (INICIAR) NOVAMENTE PARA REINICIAR A FUNÇÃO.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

	Tubo Cor	Tipo de amostra	Tubo Tamanho	Velocidade	Tempo
Programa 1	Branco Laranja Azul Amarelo	Bactérias Fun- gos Leveduras	2mL	1500rpm	5 minutos
Programa 2	Laranja	Amostra suave	2mL	1500rpm	2 minutos
Programa 3	Vermelho Verde	Tecido animal Material vegetal	2mL	1300rpm	3 minutos
Programa 4	Castanho	Amostras de solo e ambientais	2mL	1500rpm	4 minutos
Programa 5		Amostras conge- ladas	Frascos de policarbon- ato de 4 ml e 15 ml	1600rpm	1 minutos

* Os programas predefinidos não estão limitados aos tubos enumerados. Deve realizar um teste para determinar as configurações ideais para tubos de outros tamanhos.

b. Botões de programa predefinido em fábrica:



- i. Os botões de programa foram concebidos para triturar efetivamente vários tipos de amostras e não podem ser reprogramados.
1. Para inserir um programa, prima qualquer um dos botões do programa.
 - a. Um indicador LED irá acender sobre o programa selecionado.
 2. Para sair do programa, prima qualquer outro botão.

3. Prima o botão de velocidade de ligar/desligar para iniciar o programa.
4. Quando o programa selecionado for concluído, a unidade desligar-se-á.
5. Quando o programa terminar, o visor irá reiniciar-se para o início do programa.

NOTA: SE A TAMPA ESTIVER ABERTA EM QUALQUER MOMENTO DURANTE O FUNCIONAMENTO, A UNIDADE IRÁ PARAR E O UTILIZADOR TEM DE PRESSIONE INICIAR NOVAMENTE PARA REINICIAR O FUNCIONAMENTO.



- c. Para interromper um ciclo de tempo, coloque o botão de LIGAR/ DESLIGAR para DESLIGAR. **IMPORTANTE:** Para desligar completamente a unidade, desligue o cabo de alimentação da unidade ou remova a tomada de parede. Se a sua unidade não se desliga quando a tampa está aberta, desligue o aparelho e contacte o seu representante Ohaus para reparação.
- d. Quando a unidade não está a ser utilizada, coloque o interruptor de LIGAR/ DESLIGAR na posição DESLIGAR.

NOTA: SE ESTIVER A FUNCIONAR COM MENOS DE UM SUPORTE COMPLETO DE AMOSTRAS, É IMPORTANTE EQUILIBRAR AS AMOSTRAS, COMEÇANDO NO CENTRO DO SUPORTE.

IMPORTANTE: Para evitar um desgaste desnecessário no Homogeneizador de lise HT, as placas de microtitulação e frascos de amostras não devem exceder 300 gramas. Uma placa de titulação típica funda com meios de trituração, amostras e tampão de extração pesará menos de 200 gramas.

Utilizar tubos de ensaio num pequeno suporte de tubos com homogeneizador de lise HT é essencialmente o mesmo que utilizar placas de titulação fundas. A quantidade de espaço superior é muito importante para a homogeneização eficiente da amostra. Normalmente, quanto mais triturada está a substância, menos pode ser adicionado a cada tubo ou poço. As amostras devem ser presas firmemente no homogeneizador antes da trituração, como descrito nas "Instruções de funcionamento" (consultar acima).

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Erro	Causa do erro	Como corrigir
E1	A placa de circuito não “deteta” qualquer entrada de velocidade. Isto pode ser devido a uma paragem completa do motor, um problema mecânico, que faz com que o mecanismo não passe através do sensor ou devido a uma questão elétrica, como um falha do sensor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se não existe nenhuma obstrução mecânica que faça com que o mecanismo fique bloqueado. A bandeja deve mover-se para cima e para baixo com pouca resistência. NOTA: Na parte superior e na parte inferior do “curso” haverá um ponto onde o mecanismo será difícil de mover quando parado. Este não é um problema do motor. 2. Ative o ciclo girando o botão de LIGAR/DESLIGAR para a posição de desligado, não mexendo durante 30 segundos e, em seguida, ligando-o de volta para a posição LIGADO. 3. Se isto não resolver o seu problema, entre em contacto com o seu representante Ohaus.
E2	Este código de erro significa que o aparelho “deteta” uma velocidade que é diferente da velocidade definida ou que a unidade não é capaz de manter uma velocidade constante. Isto pode ser devido à unidade estar sobrecarregada ou encravada, por uma fonte de alimentação inconsistente ou baixa ou por uma questão elétrica interna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se a fonte de alimentação onde está ligada a unidade corresponde aos requisitos elétricos do aparelho. 2. Verifique se não existe nenhuma obstrução mecânica que faça com que o mecanismo fique bloqueado. A bandeja deve mover-se para cima e para baixo com pouca resistência. NOTA: Na parte superior e na parte inferior do “curso” haverá um ponto onde o mecanismo será difícil de mover quando parado. Este não é um problema do motor. 3. Ative o ciclo girando o botão de LIGAR/DESLIGAR para a posição de desligado, não mexendo durante 30 segundos e, em seguida, ligando-o de volta para a posição LIGADO. 4. Se isto não resolver o seu problema, entre em contacto com o seu representante Ohaus.
Unidade não tem energia	Fusível queimado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substituir o fusível com o sobressalente fornecido. Se o problema persistir, consulte o n.º 2 2. Verifique se não existe nenhuma obstrução mecânica que faça com que o mecanismo fique bloqueado. A bandeja deve mover-se para cima e para baixo com pouca resistência. NOTA: Na parte superior e na parte inferior do “curso” haverá um ponto onde o mecanismo será difícil de mover quando parado. Isto é normal. 3. Se isto não resolver o seu problema, entre em contacto com o seu representante Ohaus.
A unidade não funciona	A tampa não está fechada corretamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desaperte e aperte novamente a tampa 2. Se isto não resolver o seu problema, entre em contacto com o seu representante Ohaus.



Handleiding

HT lyserende homogenisator, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

Lees de volledige handleiding voordat u het apparaat gebruikt.



WAARSCHUWING! Gebruik de HT lyserende homogenisator **NIET** in een gevaarlijke atmosfeer of met gevaarlijke materialen waarvoor het apparaat niet is ontworpen.

WAARSCHUWING: Vervang het netsnoer **NIET** door een ongeschikt netsnoer.



WAARSCHUWING! De bescherming die door de HT lyserende homogenisator worden voorzien, kan verminderen als deze wordt gebruikt met accessoires die niet zijn meegeleverd of worden aanbevolen door de fabrikant of worden gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is aangegeven.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor periodiek gebruik. Gebruik het apparaat altijd op een vlak oppervlak voor de beste prestaties en maximale veiligheid.

Til de eenheid **NIET** op aan het deksel. Laat het apparaat **NIET** draaien met een open deksel, omdat dit kan leiden tot gevaarlijke omstandigheden. Laat het apparaat **NIET** draaien zonder dat de rubberen zuignapvoet stevig bevestigd is.



LET OP! Om elektrische schokken te voorkomen, schakelt u de stroom naar het apparaat volledig uit door het netsnoer uit het apparaat te verwijderen of de stekker uit het stopcontact te halen. Om onderhouds- en servicewerken uit te voeren, koppelt u het apparaat los van de voeding. Gemorste vloeistoffen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Dompel bij het reinigen het apparaat **NIET** onder in water.

Gebruik het apparaat **NIET** als het tekenen van elektrische of mechanische schade vertoont. De HT lyserende homogenisator is ontworpen voor gebruik in droge omstandigheden. Het gebruik van gehoorbescherming wordt sterk aanbevolen bij gebruik van dit product.







Aarding - beschermende aardleidingsklem



Wisselstroom

NORMEN EN REGELGEVINGEN

De naleving van de volgende normen en voorschriften wordt aangegeven door het overeenkomstige merkteken op het product.

Merk	Normen en regelgevingen
	De HT lyserende homogenisator voldoet aan de richtlijnen EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres www.Ohaus.com/WEEE
	Dit product voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU. Gooi dit product weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften op het opgegeven verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Voor instructies over de verwijdering van het apparaat in Europa raadpleegt u www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:2015-10 UL 61010-1:2012-05 Aangevuld door EN 61010-1: 2010-10, EN 61010-2-051: 2015-04

Wereldwijde kennisgeving

Waarschuwing: Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-storing veroorzaken, in welk geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet nemen.


Kennisgeving voor Canada

Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

FCC-kennisgeving

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse A, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt in overeenstemming met de handleiding, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Bij gebruik in een huisomgeving veroorzaakt deze apparatuur waarschijnlijk radio-interferentie, wat betekent dat de gebruiker voor eigen rekening passende maatregelen moet nemen om de interferentie te verhelpen.

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de Ohaus Corporation, kunnen het recht doen vervallen om dit apparaat te gebruiken.

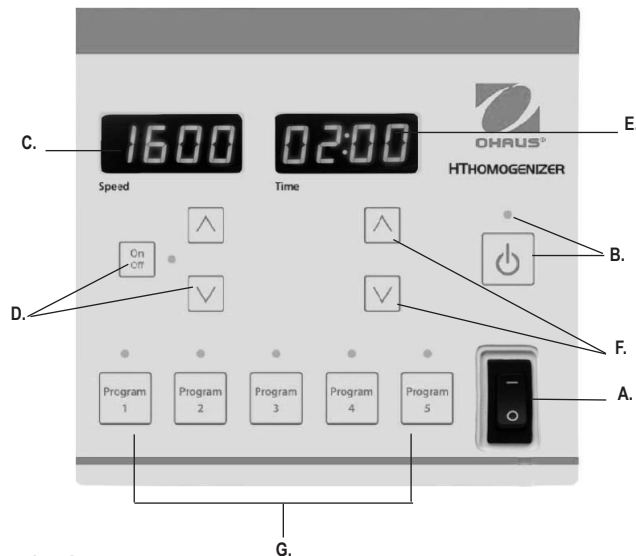

BEDIENINGSPANEEL - HT LYSERENDE HOMOGENISATOR

Het voorpaneel van de lyserende homogenisator bevat alle bedieningselementen en displays die nodig zijn om het apparaat te bedienen.

- A. Aan/uit-schakelaar:** Dit is de hoofdschakelaar van het systeem. Het apparaat werkt niet, tenzij de schakelaar in de aan-positie staat. Plaats de schakelaar in de aan (-)-positie om het apparaat in te schakelen. Schakel hem naar de (o)-positie om de stroom naar de interne elektronische onderdelen te onderbreken.
- B. Stand-byknop/stand-bylampje:** Het stand-bylampje brandt wanneer de aan/uit-schakelaar in de AAN-positie staat. Druk om de stand-byknop om het apparaat uit de 'stand-bymodus' te halen. Het stand-bylampje gaat uit. Druk opnieuw op de stand-byknop en het apparaat wordt opnieuw in de stand-bymodus geplaatst.
- C. Snelheidsdisplay:** Geeft de snelheid van de homogenisator weer. **D. Pijltjes**


omhoog/omlaag: Voor instelpuntcontrole. De aan/uit-knop start/stopt de heen- en weergaande bewegingsfunctie.

- E. Tijdsdisplay:** Geeft de ingestelde tijd weer (voordat het apparaat wordt gestart) of de resterende tijd (wanneer het apparaat wordt gebruikt of de werking ervan is onderbroken). Het weergavebereik is van 00:00 tot 10:00 minuten in stappen van 1 seconde. Het display geeft minuten en seconden aan. Dit apparaat kan alleen worden gebruikt in de getimed (aftelling) modus.
- F. Knoppen omhoog/omlaag:** Voor de pijltjes omhoog/omlaag voor de instelpuntcontrole.
- G. Programmaknoppen:** De knoppen voor de fabriekinstellingen en veelgebruikte tijd- en snelheidscombinaties op basis van het monstertype. Raadpleeg pagina 56 voor meer informatie. Wanneer een vooraf ingestelde knop actief is, kunnen de overeenkomstige instellingen niet worden gewijzigd.

BEDIENINGSINSTRUCTIES


BELANGRIJK: BELANGRIJK: Dit apparaat is is alleen bedoeld voor intermitterende gebruikstoepassingen. Na elke 10 minuten durende cyclus moet het apparaat gedurende 1 minuut afkoelen. Voordat u monsters verwerkt, wordt het aangeraden om het apparaat te laten proefdraaien met uw platen of buizen met geschikt mengmateriaal om te bepalen of deze duurzaam zijn voor het homogenisatieproces.

1. 1. Voorbereiding:

- a. Plaats het apparaat op een stevig oppervlak.
 - i. Als dit oppervlak permanent is, kunt u de kunststof deksels verwijderen van de binnenste rubberen voetjes. Deze zullen zich aan het oppervlak vasthechten.
 - ii. Als dit niet de permanente locatie voor het apparaat is, laat u het plastic op de rubberen voetjes.
- b. Steek het snoer in een juist geaard stopcontact.
- c. Zet de aan/uit-schakelaar in de AAN-stand door op de zijkant met een streepje (-) van de schakelaar te drukken.
- d. Druk op de STANDBY-knop: 
 - i. Het lampje in de knop gaat branden en de schermen lichten op.

2. Laadplaat:

- a. Draai de vergrendeling van het deksel linksom om het deksel te ontgrendelen.
- b. Open het deksel.
- c. Maak de monsterklem los door op de zwarte klemvergrendelknoppen te drukken en de hendel linksom te draaien tot de klem helemaal omhoog zit.

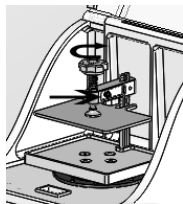



- d. Plaats het monster onder de klem.
- e. Draai de klem vast door de handgreep rechtsom te draaien totdat deze vastzit.
 - i. U hoort een klikgeluid van de schroefvergrendeling. Als de vergrendeling niet vastklikt, trekt u de zwarte vergrendelknoppen naar voren om het slot te vergrendelen.
- f. Sluit het deksel en vergrendel het.
 - i. Draai de dekselvergrendeling rechtsom om het deksel vast te zetten.

BELANGRIJK: Als de vergrendelingsarm zich op de verkeerde hoogte voor het monster bevindt, kan deze omhoog en omlaag worden verplaatst door de zwarte zeskantbout te verwijderen met de meegeleverde inbussleutel en met een losse borgschroef plaatst u deze in een ander gat op de verticale arm. Laat het apparaat NIET draaien zonder dat de zwarte zeskantbout door een van de gaten in de verticale arm is geplaatst.

3. Het apparaat instellen:

HET DEKSEL MOET WORDEN GESLOTEN EN VERGRENDELD OM HET APPARAAT IN TE STELLEN OF TE LATEN WERKEN.

- a. Standaardinstelling:
 - i. Druk op de knoppen Snelheid omhoog of omlaag om de gewenste snelheid te bereiken.
 1. Opmerking: Houd de snelheidsknoppen ingedrukt om snel in te stellen.
 - ii. Druk op de knoppen Tijd omhoog of omlaag om de gewenste tijd te bereiken.
 1. Opmerking: Houd de tijdknoppen ingedrukt om snel in te stellen.
 - iii. Nadat de gewenste snelheid en tijd zijn ingesteld, drukt u op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen.  
 - iv. De timer moet worden ingesteld om het apparaat te laten werken. Als de tijd is ingesteld op 00:00, werkt het apparaat niet.

OPMERKING: ALS HET DEKSEL OP ENIG MOMENT TIJDENS HET GEBRUIK WORDT GEOPEND, STOPT HET APPARAAT EN MOET DE GEBRUIKER OPNIEUW OP START DRUKKEN OM HET APPARAAT OPNIEUW TE STARTEN.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

	Buis- kleur	Monstertype	Buis- grootte	Snelheid	Tijd
Programma 1	Wit Geel Blauw	Bacteriën Schimmels Algen	2mL	1500tpm	5 minuten
Programma 2	Oranje	Zacht monster	2mL	1500tpm	2 minuten
Programma 3	Rood Groen	Dierlijk weefsel Plantaardig materiaal	2mL	1300tpm	3 minuten
Programma 4	Bruin	Bodem- en milieumonsters	2mL	1500tpm	4 minuten
Programma 5		Cryogeen Bevroren monsters	Polycar- bonaat 4 ml en 15 ml flesjes	1600tpm	1 minuten

* De vooraf ingestelde programma's zijn niet beperkt tot de genoemde buizen. U moet een test uitvoeren om de optimale instellingen voor andere buisgroottes te bepalen.

b. De knoppen voor de vooraf ingestelde fabrieksprogramma's:



- i. De programmaknoppen zijn ontworpen om verschillende soorten monsters effectief te mengen en kunnen niet opnieuw worden geprogrammeerd.
1. Om een programma te openen, drukt u op een van de programmaknoppen.
 - a. Een lampje brandt boven het geselecteerde programma.

2. Om het programma af te sluiten, drukt u op een andere knop.
3. Druk op de knop Snelheid AAN/UIT om het programma te starten.
4. Wanneer het geselecteerde programma is voltooid, wordt het apparaat uitgeschakeld.
5. Wanneer het programma voltooid is, wordt het display opnieuw ingesteld op het begin van het programma.



OPMERKING: ALS HET DEKSEL WORDT GEOPEND TIJDENS DE WERKING, STOPT HET APPARAAT EN MOET DE GEBRUIKER OPNIEUW OP START DRUKKEN OM DE FUNCTIE OPNIEUW TE STARTEN.

- c. Om een getimede cyclus te onderbreken, zet u de knop Snelheid AAN/UIT op UIT. **BELANGRIJK:** Om de stroom naar het apparaat volledig uit te schakelen, koppelt u het netsnoer los van het apparaat of haalt u de stekker uit het stopcontact. Als het apparaat niet wordt uitgeschakeld wanneer het deksel wordt opgelicht, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met uw Ohaus-vertegenwoordiger voor reparaties.



- d. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, zet u de AAN/UIT-knop in de UIT-positie.

OPMERKING: ALS HET REK MET MONSTERS NIET VOLLEDIG GEVULD IS, IS HET BELANGRIJK OM DE MONSTERS TE BALANCEREN, WAARBIJ U BEGINT IN HET MIDDEN VAN HET REK.

BELANGRIJK: Om onnodige slijtage van de HT lyserende homogenisator te voorkomen, mogen de microtiterplaten en het monster niet meer dan 300 gram wegen. Een typische diepe microtiterplaat met het mengmedia, de monsters en de extractiebuffer weegt minder dan 200 gram.

Het gebruik van monsterbuisjes in een klein buisjesrek met de HT lyserende homogenisator is in wezen hetzelfde als het gebruik van diepe microtiterplaten. De hoeveelheid hoofdruimte is zeer belangrijk voor een efficiënte monsterhomogenisatie. Hoe moeilijker de stof te malen is, hoe minder er aan elke buis of plaat kan worden toegevoegd. De monsters moeten voorafgaand het malen stevig in de homogenisator worden vergrendeld, zoals wordt omschreven in 'Gebruiksaanwijzing' (zie hierboven).

PROBLEMEN OPLOSSEN

Fout	Oorzaak van de fout	Oplossing
E1	De printplaat detecteert geen snelheidsinvoer. Dit kan worden veroorzaakt door een volledige motorstop, een mechanisch probleem dat ervoor zorgt dat het mechanisme niet door de sensor passeert of door een elektrisch probleem, zoals een sensorfout.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of er geen mechanische obstructie is waardoor het mechanisme geblokkeerd zit. De plaat moet op en neer bewegen met weinig weerstand. OPMERKING: Aan de bovenkant en onderkant van de 'slag' is er een punt waar het mechanisme moeilijk kan bewegen wanneer het wordt gestopt. Dit is geen motorprobleem. 2. Start de cyclus door de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-positie te zetten, 30 seconden te wachten en hem daarna terug in de AAN-positie te zetten. 3. Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw Ohaus-verantwoordelijke.
E2	Deze foutcode betekent dat het apparaat een andere snelheid detecteert dan de ingestelde snelheid of dat het apparaat geen constante snelheid kan behouden. Dit kan worden veroorzaakt omdat het apparaat overbelast of geblokkeerd is of door een niet-constante of lage stroombron of een interne elektrische storing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de stroombron waarop het apparaat is aangesloten, overeenkomt met de elektrische eisen van het apparaat. 2. Controleer of er geen mechanische obstructie is waardoor het mechanisme geblokkeerd zit. De plaat moet op en neer bewegen met weinig weerstand. OPMERKING: Aan de bovenkant en onderkant van de 'slag' is er een punt waar het mechanisme moeilijk kan bewegen wanneer het wordt gestopt. Dit is geen motorprobleem. 3. Start de cyclus door de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-positie te zetten, 30 seconden te wachten en hem daarna terug in de AAN-positie te zetten. 4. Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw Ohaus-verantwoordelijke.
Het apparaat krijgt geen stroom.	Gesprongen zekering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vervang de zekering door de meegeleverde reservezekering. Als dit probleem optreedt, gaat u naar punt 2. 2. Controleer of er geen mechanische obstructie is waardoor het mechanisme geblokkeerd zit. De plaat moet op en neer bewegen met weinig weerstand. OPMERKING: Aan de bovenkant en onderkant van de 'slag' is er een punt waar het mechanisme moeilijk kan bewegen wanneer het wordt gestopt. Dit is normaal. 3. Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw Ohaus-verantwoordelijke.
Het apparaat werkt niet.	Het deksel is niet juist bevestigd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ontgrendel het deksel en vergrendel het opnieuw. 2. Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw Ohaus-verantwoordelijke.



Brukerveiledning

HT Lysing homogeniseringsapparat, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



SIKKERHETSREGLER

Les hele instruksjonsmanualen før du tar enhetene i bruk.



ADVARSEL! IKKE bruk HT Lysing Homogenizer i en farlig atmosfære eller sammen med farlige materialer enheten ikke var produsert for.

ADVARSEL: IKKE erstatt kabelen med en hovedkabel uten tilstrekkelig merkeytelse.



ADVARSEL! Beskyttelsen gitt av HT Lysing Homogenizer kan svekkes om den brukes sammen med tilleggsutstyr som ikke er gitt eller anbefalt av produsenten eller brukes på en måte som ikke spesifiseres av produsenten.

Denne enheten er kun produsert for midlertidig bruk. Alltid bruk enheten på en jevn flate for beste ytelse og høyest sikkerhet.

IKKE løft enheten etter lokket. **IKKE** kjør enheten med lokket åpent, da dette vil skape farlige situasjoner. **IKKE** kjør enheten uten sugekoppføttene godt plantet.



FORSIKTIG! For å unngå elektrosjokk, skru av strøm til enheten helt ved å koble strømkabelen fra enheten eller fra stikkkontakten. Koble fra enheten fra strømforsyningen før vedlikehold og service. Søl må fjernes umiddelbart. **IKKE** senk enheten ned i væske for rengjøring.

IKKE ta enheten i bruk hvis den viser tegn til elektrisk eller mekanisk skade. HT Lysing Homogenizer er produsert for bruk i tørre omgivelser. Bruk av hørselvern er sterkt anbefalt for dette produktet.







Jording - Beskyttet lederterminal



Vekselstrøm

STANDARDE OG FORSKRIFTER

Overholdelse av de følgende standardene og forskriftene er indikert med de samsvarende merkingene på produktet.

Merke	Standarder og forskrifter
	HT Lysing Homogenizer overholder direktivene EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04. Den fulle EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på den følgende adressen www.Ohaus.com/WEEE
	Dette produktet overholder direktiv 2012/19/EU. Avhend dette produktet i henhold til lokale regler ved oppnevnt oppsamlingspunkt spesifisert for elektrisk og elektronisk utstyr. For avhendingsinstruksjoner i Europa, se www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Supplert ved EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Global merknad

Advarsel: Dette er et Klasse A produkt. I et boligmiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens som kan måtte kreve at enkelte forholdsregler må utføres av brukeren.


Canadamerknad

Dette Klasse A digitale apparatet overholder kanadiske ICES-003.

FCC-merknad

MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å overholde begrensningene for en Klasse A anordning, i henhold til Del 15 av FCC reglene. Disse begrensningene er utført med hensikt å tilby fornuftig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, om ikke installert eller brukt i henhold med instruksjonsmanualen, kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Bruken av dette utstyret i boligstrøk vil sannsynlig forårsake skadelig interferens, som vil nødvendiggjøre at brukeren korrigerer interferensen etter egen regning.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig gis av Ohaus Corporation kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

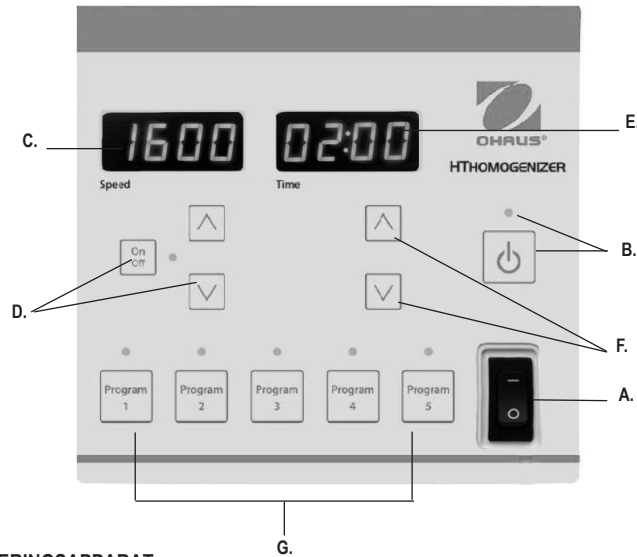

KONTROLLPANEL - HT LYSING HOMOGENISERINGSAPPARAT

Frontpanelet til apparatet inneholder alle kontrollene og skjermene som trengs for å bruke enheten

- A. Strømbryter:** Dette er systemets hovedbryter. Enheten vil ikke fungere med mindre denne bryteren står i på-posisjonen. Skyv bryteren til på-posisjonen (-) for å skru på enheten. Skyv bryteren til av-posisjonen (o) for å fjerne strøm fra de interne elektriske komponentene.
- B. Standby-knapp/-indikatorlys:** Indikatorlyset lyser opp når hovedbryteren er i på-posisjonen. Trykk på standby-knappen for å avslutte «Standby-modus». Standby-lyset vil skru seg av. Trykk på standby-knappen igjen og enheten vil gå tilbake til standby-modus.
- C. Hastighetsdisplay:** Viser hastigheten til apparatet. **D. Opp-/ned-piler:** For kontroll av


settpunkt. AV-/PÅ-knappen starter/stanser funksjonen for resiprokbevegelse.

- E. Tidsdisplay:** Viser angitt tid (før enheten starts) eller gjenværende tid (så snart enheten kjører eller den pauses). Displayet viser fra 00:00 til 10:00 minutter i inkremerter på 1 sekund. Displayet indikerer minutter og sekunder. Enheten kan kun brukes i tidsmodus (nedtellingsmodus).
- F. Opp-/ned-knapp:** For kontroll av settpunkt opp-/nedpiler for settpunktkontroll.
- G. Programknapp:** Fabrikkinnstilte knapper for vanlige tids- og hastighetskombinasjoner basert på prøvetype. Se side 60 for mer informasjon. Når en forhåndsinnstilt knapp er aktiv, kan ikke samsvarende innstilling endres.

BRUKSANVISNING


VIKTIG: VIKTIG: Denne enheten er kun ment for periodisk bruk. Etter enhver timinutters syklus trenger minutt til nedkjøling. Før behandling av noen prøver, er det tilrådelig å utføre en tørrkjøring av plater eller tuber med passende slipemateriale for å avgjøre hvorvidt de er holdbare for homogeniseringsprosessen.

1. Forberedelse:

- a. Plasser enheten på en stødig overflate.
 - i. Dersom dette er en permanent overflate kan du fjerne plastdekslene fra de indre gummiføttene. Disse vil feste seg til overflaten.
 - ii. Dersom dette ikke er en permanent beliggenhet for enheten er det bare å la plastikken forbli på gummiføttene.
- b. Plugg inn ledningen i et riktig jordet uttak.
- c. Slå på strømbryteren til PÅ-posisjon ved å trykke på siden av bryteren markert med en bindestrek (-).
- d. Trykk på STANDBY-knappen: 
 - i. Et LED-lys vil lyse over knappen og LED-skjermene vil lyse opp.

2. Last plate:

- a. Skru lokklåsen mot klokken for å låse opp lokket.
- b. Åpne lokk.
- c. Løsne prøveklemmen ved å presse den sorte klemmens knott og snu håndtaket mot klokken frem til klypen er helt oppe.

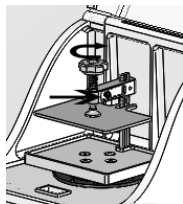

- d. Plasser prøven under klemmen.
- e. Stram ved å dreie håndtaket med klokken frem til det er stramt.
 - i. Du vil høre en klikkelyd fra skruelåsen. Dersom låsen ikke klikker, trekk den sorte låsknotten fremover for å aktivere låsen.
- f. Lukk lokket og lås det på plass.
 - i. Drei lokklåsen med klokken for å sikre lokket.

VIKTIG: Dersom låsarmen er på feil høyde for prøven, kan det justeres opp eller ned ved å fjerne den sorte hekseskruen med Allen-skiftenøkkel som er inkludert og med låsen skrudd løs, repositionere den til et annet hull på den vertikale armen. IKKE bruk enheten uten hekseskruen gjennom et av hullene i den vertikale armen.

3. Innstilling av enheten:

LOKKET MÅ VÆRE LUKKET OG LÅST FOR Å STILLE INN ELLER DRIFTE ENHETEN.

- a. Standardinnstilling:
 - i. Trykk på knappene for å øke eller senke hastigheten for å nå den ønskede hastigheten.
 1. Merk: Hold nede hastighetsknappene for rask innstilling.
 - ii. Trykk på knappene for å øke eller redusere tiden for å nå ønsket tid.
 1. Merk: Hold nede tidsknappene for rask innstilling.
 - iii. Så snart ønsket hastighet og tid er stilt inn, trykk hastighetens PÅ/AV-knapp for å starte opp enheten.
 - iv. Tidtakeren må stilles inn for at enheten skal kunne brukes. Dersom tidtakeren er satt til 00:00 vil ikke enheten fungere.



MERK: DERSOM LOKKET ÅPNES UNDER DRIFT VIL ENHETEN STOPPE OG KREVE AT BRUKEREN TRYKKER PÅ START IGJEN FOR Å GJENOPPSTARTE FUNKSJONEN.

BRUKSINSTRUKSJONER

	Rørfarge	Prøvetype	Rørstørrelse	Hastighet	Tid
Program 1	Hvit Gul Blå	BakterieSopp Gjær	2mL	1500opm	5 minutter
Program 2	Oransje	Myk prøve	2mL	1500opm	2 minutter
Program 3	Rød Grønn	Dyreveg Plantemateriale	2mL	1300opm	3 minutter
Program 4	Brun	Jord og miljømessige prøver	2mL	1500opm	4 minutter
Program 5		Kryogenisk nedfrosset prøver	Polykarbonat 4 ml og 15 ml hetteglass	1600opm	1 minutter

*De forhåndsinnstilte programmene er ikke begrenset til rørtypene i listen. Du bør kjøre en test for å vurdere de mest optimale innstillingene for andre rørstørrelser.

b. Knapper for forhåndsinnstilte program:



i. Programknappene er utviklet for å effektivt kverne forskjellige prøvetyper og kan ikke omprogrammeres.

1. Trykk på en av programknappene for å starte et program.
 - a. En LED-indikator lyser opp over det valgte programmet.
2. Trykk på en annen knapp for å avslutte programmet.
3. Trykk på hastighet AV-/PÅ-knappen for å starte programmet.

4. Enheten vil skru seg av når valgt program er ferdig.

5. Når programmet er ferdig vil displayet tilbakestilles til begynnelsen av programmet.

MERK: HVIS DEKSELET ÅPNES I LØPET AV DRIFT VIL ENHETEN STANSE, OG BRUKEREN MÅ TRYKKE PÅ START FOR Å STARTE FUNKSJONEN PÅ NYTT.

c. For å avbryte en tidssyklus, skru hastighet AV/PÅ til AV-posisjon. **VIKTIG:** For å helt kutte strømmen til enheten, koble strømkabelen fra enheten eller stikkontakten. Dersom enheten ikke skrur seg av når dekselet åpnes, skru av enheten og kontakt din Ohaus-representant for reparasjon.

d. Når enheten ikke er i bruk, skyv strømbryteren over til AV-posisjon.

MERK: DERSOM ENHETEN BRUKES UTEN FULLT BRETT MED PRØVER ER DET VIKTIG Å BALANSERE PRØVENE FRA MIDTEN AV BRETTET.

VIKTIG: For å unngå unødvendig slitasje på HT Lysing homogeniseringsapparatet, mikrotiterplater og ampulleprøver bør ikke overskride 300 gram. En typisk dybbrønnsplate med kvernet medium, prøve og bufferopløsning vil veie mindre enn 200 gram.

Ved å bruke prøverør i et lite rørstativ, er det omtrent det samme å bruke HT Lysing homogeniseringsapparatet som det er å bruke dybbrønnsplater. Mengden luftrom er veldig viktig for effektiv homogenisering av prøver. Generelt sett, jo hardere stoffet som skal kvernes, desto mindre kan legges til hvert rør eller brønn. Prøvene må låses sikkert på plass i homogeniseringsapparatet før kverning, som beskrevet i bruksanvisningen (se ovenfor).



FEILSØKING

Feil	Årsak	Løsning
E1	Kretskortet «ser» ingen hastighetstilførsel. Dette kan komme av full motorstans, mekanisk feil som stanser mekanismen fra å gå gjennom sensoren eller ved elektrisk feil i f.eks. sensoren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at det ikke er noen mekanisk obstruksjon som låser mekanismen. Brettet bør kunne flyttes opp og ned uten særlig motstand. MERK: På toppen og bunnen av «anslaget» vil det være et punkt der det vil være vanskelig å flytte mekanismen når den ikke kjører. Dette er ikke et problem for motoren. 2. Skru av enheten ved å skyve strømbryteren til AV-posisjonen, vent 1 30 sekunder og skru så enheten på igjen. 3. Kontakt din Ohaus-representant dersom problemet vedvarer.
E2	Denne feilkoden betyr at enheten «ser» en hastighet som er annerledes fra angitt hastighet, eller at enheten ikke kan vedlikehold en kontinuerlig hastighet. Dette kan komme av at enheten er overbelastet eller låst, av en inkonsekvent eller lav strømkilde eller på grunn av en intern elektrisk feil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller at strømkilden enheten er koblet til samsvarer med enhetens elektriske krav. 2. Kontroller at det ikke er noen mekanisk obstruksjon som låser mekanismen. Brettet bør kunne flyttes opp og ned uten særlig motstand. MERK: På toppen og bunnen av «anslaget» vil det være et punkt der det vil være vanskelig å flytte mekanismen når den ikke kjører. Dette er ikke et problem for motoren. 3. Skru av enheten ved å skyve strømbryteren til AV-posisjonen, vent 1 30 sekunder og skru så enheten på igjen. 4. Kontakt din Ohaus-representant dersom problemet vedvarer.
Enheten har ingen strøm	Sikringen har gått	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstatt sikringen med medfølgende reserve. Se punkt 2 hvis problemet oppstår igjen. 2. Kontroller at det ikke er noen mekanisk obstruksjon som låser mekanismen. Brettet bør kunne flyttes opp og ned uten særlig motstand. MERK: På toppen og bunnen av «anslaget» vil det være et punkt der det vil være vanskelig å flytte mekanismen når den ikke kjører. Dette er normalt. 3. Kontakt din Ohaus-representant dersom problemet vedvarer.
Enheten vil ikke starte	Dekselet er ikke lukket skikkelig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Løsne dekslet og fest det på nytt. 2. Kontakt din Ohaus-representant dersom problemet vedvarer.



Brugsanvisning HT Lysing homogeniseringsapparat, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs hele brugervejledningen før enhederne tages i drift.



ADVARSEL! MAN MÅ IKKE bruge HT Lysing Homogenizer i en farlig atmosfære eller med farlig materialer, som enheden ikke er beregnet til.

ADVARSEL: MAN MÅ IKKE erstatte det ledningen med en netledning med utilstrækkelig kapacitet.



ADVARSEL! Den beskyttelses som HT Lysing Homogenizer yder kan blive forringet, hvis den bruges sammen med tilbehør, der ikke leveres eller anbefales af fabrikanten eller hvis den bruges på en måde der ikke er specificeret af fabrikanten.

Denne enhed er kun beregnet til periodisk brug. Placer altid enheden på en plan overflade for at sikre den bedste ydeevne og maksimal sikkerhed.

MAN MÅ IKKE løfte enheden ved at holde i låget. **MAN MÅ IKKE** benytte enheden med låget åbent, da det vil skabe farlige forhold. **MAN MÅ IKKE** benytte enheden uden at gummisugekop-fødderne er fastgjort.



FORSIGTIG! For at undgå elektrisk stød skal du helt afbryde strømmen til enheden ved at tage netledningen ud af apparatet eller tage stikket ud af stikkontakten. Afbryd apparatets forbindelse til strømforsyningen før vedligeholdelse og service. Spild bør fjernes omgående. **MAN MÅ IKKE** nedsænke enheden i væske i forbindelse med rengøring.

MAN MÅ IKKE benytte enheden hvis den viser tegn på elektrisk eller mekanisk skade. HT Lysing Homogenizer er designet til drift i tørre omgivelser. Brug af høreværn anbefales på det kraftigste ved brug af dette produkt.







Jordforbindelse - Terminal med beskyttende leder



Vekselstrøm

STANDARDE OG REGLER

Overholdelse af det følgende standarder og regler er angivet med det tilsvarende mærke på produktet.

Mærke	Standarder og regler
	HT Lysing Homogenizer opfylder direktiverne DA 61010-1:2010-10, DA 61010-2-051: 2015-04 . Det fuld tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: www.Ohaus.com/WEEE
	Dette produkt overholder direktiv 2012/19 / EU. Bortskaf dette produkt i overensstemmelse med lokale bestemmelser ved indsamlingsstedet for elektrisk og elektronisk udstyr. For instruktioner vedrørende bortskaffelse i Europa, henvises der til www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 nr. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Suppleret af DA 61010-1:2010-10, DA 61010-2-051:2015-04

Global meddelelse

Advarsel: Dette er et Klasse A-produkt. I et boligmiljø kan dette produkt forårsage radiointerferens. Hvis det forekommer, kan det være påkrævet at brugeren træffer tilstrækkelige foranstaltninger.


Canada meddelelse

Dette Klasse A digitale apparat overholder canadisk ICES-003.

FCC-meddelelse

BEMÆRK: Dette udstyr er afprøvet og registreret i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse A digital enhed, i henhold til artikel 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod generende interferens når udstyret anvendes i et erhvervs-mæssigt miljø. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til instruktionsmanualen, kan det forårsage generende interferens i forbindelse med radiokommunikation. Driften af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens. Hvis det forekommer, skal brugeren for egen regning træffe tilstrækkelige foranstaltninger for at afhjælpe interferensen.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Ohaus Corporation, kan ugyldiggøre brugerens ret til at benytte udstyret.

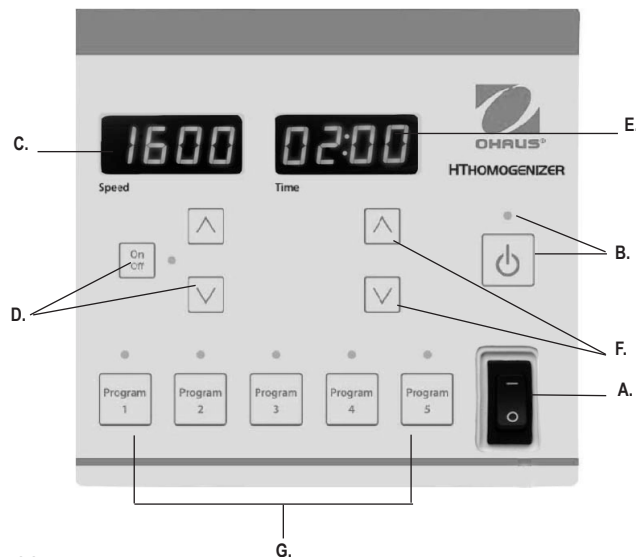

KONTROLPANEL -HT LYSING HOMOGENISERINGSAPPARAT

Frontpanelet på HT Lysing homogeniseringsapparat rummer alle betjeninger og skærme, som bruges til at betjene enheden med

- A. Strømafbryder:** Dette er systemets vigtigste afbryder. Enheden fungerer ikke, medmindre denne afbryder står i positionen on/tænd. Skift til positionen on/tænd (-) for at tænde enheden. Skift til positionen off/sluk (o) at slukke for strømmen til de interne elektroniske komponenter
- B. Standby-knap/standby-indikator:** Standby-indikatoren lyser, når hovedafbryderen er i ON-position. Tryk på standby-knappen for at fjerne enheden fra "Standby-tilstand". Standby-indikatoren slukkes. Tryk på standby-knappen igen, for at sætte enheden tilbage i standby-tilstand.
- C. Hastighedsskærm:** Viser homogeniseringsapparaets hastighed **D. op/ned-pile:** Til

sætpunkt-kontrol. TÆND/SLUK-knap starter/stopper gensidig bevægelsesfunktion.

- E. Tidsskærm:** Viser den indstillede tid (før enheden startes) eller resterende tid (når enheden kører eller hvis enheden er sat på pause). Skærmens interval går fra 00.00 til 10.00 minutter i trin på 1 sekund. Skærmen viser minutter og sekunder. Denne enhed kan kun bruges i timet (nedtælling) tilstand.
- F. Op/ned-knapper:** Til sætpunkt-kontrol op/ned-pile til sætpunktet kontrol.
- G. Programknapper:** Fabriksindstillede knapper til typiske kombinationer af tid og hastighed baseret på prøvetypen. Se side 64 for detaljer. Når en forudindstillet knap er aktiv, kan de tilsvarende indstillinger ikke ændres.

BETJENINGSINSTRUKTIONER

	Rør Farve	Prøvetype	Rør Størrelse	Hastighed	Tid
Program 1	Hvid Gul Blå	Bakterier Svampe Gær	2mL	1500rpm	5 minutter
Program 2	Orange	Blød prøve	2mL	1500rpm	2 minutter
Program 3	Rød Grøn	Animalsk væv Plantemateriale	2mL	1300rpm	3 minutter
Program 4	Brun	Jord og miljøprøver	2mL	1500rpm	4 minutter
Program 5		Kryogent Frosne prøver	Polycarbonat 4 ml og 15 ml hætteglas	1600rpm	1 minutter

* De forudindstillede programmer er ikke begrænset til de rør, der er anført. Du skal køre en test for at fastslå de optimale indstillinger for andre størrelser af rør.

b. Fabriksindstillede programknapper:



i. Programknapperne er designet til effektivt at homogenisere forskellige typer af prøver og kan ikke programmeres om.

1. Man indtaster et program, ved at trykke på en af programknapperne.
 - a. Der tændes en LED-indikator over det valgte program.
2. Afslut programmet, ved at trykke på enhver knap.

3. Tryk på hastighedens ON/OFF-knap for at starte programmet.
4. Når det valgte program er færdigt, slukkes enheden.
5. Når programmet er slut, nulstilles skærmen til starten af programmet.

BEMÆRK: HVIS LÅGET ÅBNES PÅ NOGET TIDSPUNKT UNDER DRIFTEN, STOPPER ENHEDEN. BRUGEREN SKAL TRYKKE PÅ START IGEN, FOR AT GENSTARTE FUNKTIONEN.

c. Sæt hastighedens ON/OFF-knappen på OFF for at afbryde en tidscyklus.
VIGTIGT: For at afbryde strømmen til enheden helt, skal du fjerne stikket fra stikkontakten i væggen. Hvis din enhed ikke slukker, når låget åbnes, skal du slukke for enheden og kontakte din Ohaus-repræsentant med henblik på reparation.

d. Når enheden ikke bruges, skal ON/OFF-afbryderen sættes til positionen OFF.

BEMÆRK: HVIS MAN KØRER EN PRØVEREOL, SOM IKKE ER FULD, ER DET VIGTIGT AT PLACERE PRØVERNE BALANCERET FRA MIDTEN AF REOLÉN

VIGTIGT: For at undgå unødvendig slitage på HT Lysing homogeniseringsapparatet, bør mikro-brøndplader og hætteglas med prøver ikke overstige 300 gram. En typisk dyb brøndplade med slibemedier, prøver og ekstraktionsbuffer vejer under 200 gram.

Brug af prøveglass i en lille rørreol med HT Lysing homogeniseringsapparatet er stort set identisk som ved brug af dybe brøndplader. Frigangens størrelse er ekstremt vigtig for effektiv prøvehomogenisering. Generelt jo hårdere stof, der skal homogeniseres, des mindre kan tilføjes til hvert rør eller brønd. Prøverne skal låses fast i homogeniseringsapparatet inden de homogeniseres, som beskrevet under 'Betjeningsinstruktioner' (se ovenfor).

FEJLFINDING

Fejl	Årsag til fejl	Sådan løses det
E1	Printpladen "ser" ikke noget hastighedsinput. Det kan skyldes et komplet motorstop, et mekanisk problem, der betyder, at mekanismen ikke kan passere gennem sensoren eller et elektrisk problem som fx en sensorfejl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sørg for, at der ikke er nogen mekanisk obstruktion, der kan få mekanismen til at sidde fast. Skuffen skal køre op og ned med lidt modstand. BEMÆRK:! toppen og bunden af "bevægelsen" vil der være et punkt, hvor mekanismen vil være svær at bevæge, når den er stoppet. Det er ikke et problem for motoren. 2. Skift strømmen ved at dreje ON/OFF-kontakten til OFF-positionen, lad den være der i 30 sekunder og skift den så tilbage til ON-positionen. 3. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Ohaus-repræsentant.
E2	Denne fejlkode betyder, at enheden "ser" en hastighed, som er anderledes end den angivne hastighed, eller at enheden ikke kan opretholde en ensartet hastighed. Det kan skyldes, at enheden overbelastes eller sidder fast, pga. en ujævn eller lav strømkilde eller et internt elektrisk problem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tjek om strømkilden, som enheden er tilsluttet, matcher enhedens elektriske krav. 2. Sørg for, at der ikke er nogen mekanisk obstruktion, der kan få mekanismen til at sidde fast. Skuffen skal køre op og ned med lidt modstand. BEMÆRK:! toppen og bunden af "bevægelsen" vil der være et punkt, hvor mekanismen vil være svær at bevæge, når den er stoppet. Det er ikke et problem for motoren. 3. Skift strømmen ved at dreje ON/OFF-kontakten til OFF-positionen, lad den være der i 30 sekunder og skift den så tilbage til ON-positionen. 4. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Ohaus-repræsentant.
Enheden har ingen strøm	Sprunget sikring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift sikringen med den medfølgende ekstra sikring. Hvis problemet opstår igen, se # 2 2. Sørg for, at der ikke er nogen mekanisk obstruktion, der kan få mekanismen til at sidde fast. Skuffen skal køre op og ned med lidt modstand. BEMÆRK:! toppen og bunden af "bevægelsen" vil der være et punkt, hvor mekanismen vil være svær at bevæge, når den er stoppet. Det er normalt. 3. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Ohaus-repræsentant.
Enheden kører ikke	Låget er ikke fastgjort korrekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Løsn låget og fastgør det igen. 2. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Ohaus-repræsentant.



Bruksanvisning HT Lysing Homogenizer, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Vänligen läs hela bruksanvisningen innan du använder enheterna.



VARNING! LÅT BLI att använda HT Lysing Homogenizer i en farlig omgivning, eller med farliga material för vilka enheten inte är konstruerad.

VARNING: ERSÄTT INTE sladden med en otillräckligt märkt nätsladd.



VARNING! Det skydd som tillhandahålls av HT Lysing Homogenizer kan försämrats om det används med tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren, eller används på ett sätt som inte anges av tillverkaren.

Denna enhet är endast avsedd för intermitterant användning. Använd alltid enheten på en jämn yta för bästa prestanda och maximal säkerhet.

LYFT INTE enheten i locket. **LÅT BLI** köra enheten med locket öppet, detta kommer att skapa farliga förhållanden. **LÅT BLI** att köra enheten utan att sugkoppens fötter är ordentligt fastsatta.



FÖRSIKTIGHET! För att undvika elektriska stötar, stäng av strömmen till enheten fullständigt genom att koppla ur strömkabeln från enheten eller koppla ur vägguttaget. Koppla ur enheten från strömförsörjningen före underhåll och service. Spill bör tas bort omedelbart. **Doppa INTE** enheten för rengöring.

Använd INTE enheten om den visar tecken på elektrisk- eller mekanisk skada. HT Lysing Homogenizer är konstruerad för att användas under torra förhållanden. Användning av hörselskydd rekommenderas starkt vid användning av denna produkt.





Jordgrundad - Skyddsledad-terminal



Växelström

STANDARDS & FÖRORDNINGAR

Överensstämmelse med följande standarder och föreskrifter anges med motsvarande markering på produkten.

Markering	Standarder och föreskrifter
	HT Lysing Homogenizer uppfyller direktiven enligt EN 61010-1: 2010-10, EN 61010-2-051: 2015-04. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: www.Ohaus.com/WEEE
	Denna produkt överensstämmer med direktiv 2012/19/EU. Kassera denna produkt i enlighet med lokala föreskrifter vid uppsamlingspunkten som anges för elektrisk- och elektronisk utrustning. För avyttringsinstruktioner i Europa hänvisas till www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1: 2012-05 Kompletterad av EN 61010-1: 2010-10, EN 61010-2-051: 2015-04

Global notifiering

Varning: Detta är en klass A produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar i vilket fall användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.


Kanada notifiering

Denna digitala apparat av klass A överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

FCC notifiering

NOTERA: Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass A digital enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiellt miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används enligt instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer sannolikt att orsaka störningar, i vilket fall användaren kommer att krävas för att korrigera störningen på egen bekostnad.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av Ohaus Corporation kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

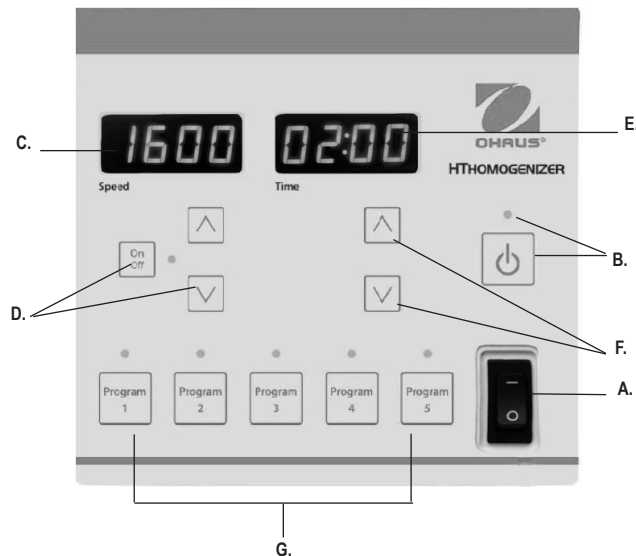

KONTROLL PANEL - HT LYSING HOMOGENIZER

Frontpanelen på HT Lysing Homogenizer innehåller alla kontroller och skärmar som behövs för att styra enheten

- A. Strömbrytare:** Detta är huvudbrytaren för systemet. Enheten kommer inte att fungera om inte denna omkopplare är i påslagen. Växla till på (-) läge för att driva enheten. Byt till avstängning (o) för att ta bort ström från de interna elektroniska komponenterna
- B. Standby-knapp/standby-indikatorlampa:** Standby-indikatorlampan tänds när huvudströmbrytaren är i läge ON. Tryck på standby-knappen för att ta enheten från "Standby Mode". Standby-indikatorlampan kommer att stängas av. Tryck på standby-knappen igen och enheten kommer återigen att vara i standby-läge.
- C. Hastighetsskärm:** Visar hastigheten för homogenisator
- D. Upp-/nerpilar:** För


börvärdesreglering. ON/OFF knappen startar/stoppar ömsesidig rörelsefunktion.

- E. Tidsskärm:** Visar inställd tid (innan enheten startas) eller återstående tid (när enheten väl är igång eller om enheten är pausad). Visningsintervallet är från 00:00 till 10:00 minuter i steg om 1 sekund. Skärmen visar minuter och sekunder. Denna enheten kan endast användas i tidsbestämt (nedräknings) läge.
- F. Upp/Ner knappar:** För börvärde-kontroll Upp/Ner pilarna för börvärde-kontroll.
- G. Programknappar:** Fabriksinställningsknappar för vanlig tid och hastighetskombinationer baserat på provtyp. Se sidan 68 för detaljer. När en förinställd knapp är aktiv kan motsvarande inställningar inte ändras.

DRIFT INSTRUKTIONER


VIKTIGT: VIKTIGT: Denna enhet är endast avsedd för intermitterant användning. Efter varje 10 minuters cykel den måste ha minst 1 minuts nedkylningsperiod. Innan du bearbetar några prover är det lämpligt att utföra en torrkorning med dina tallrikar eller glas med lämpligt medel för att bestämma om de är hållbara för din homogeniseringsprocess..

1. Förberedelser:

- Placera enheten på en stabil yta.
 - Om denna yta är permanent kan du ta bort plastkåpan från inre gummifötter. Dessa kommer att hålla sig vid ytan.
 - Om det inte är den permanenta platsen för enheten, lämna bara plasten på gummifötterna.
- Anslut ledningen till ett ordentligt jordat uttag.
- Vrid strömbrytaren till läget ON (PÅ) genom att trycka på sidan av strömbrytaren märkt med ett streck (-).
- Tryck på STANDBY-knappen: 
 - En LED lyser över knappen, och LED-skärmarna lyser.

2. Laddningsskytt:

- Vrid locket till låsberäkning-klockan för att låsa upp locket.
- Öppna locket.
- Lossa testklämman genom att trycka på de svarta vreden för klämlås och vrida om handtaget moturs tills klämman är helt uppe.

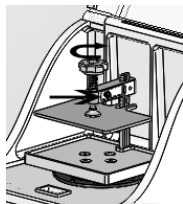

- Placera provet under klämman.
- Dra åt med handtaget medurs tills det är tätt.
 - Du kommer att höra hur det klickar till i skruvlåset. Om låset inte klickar till, dra det svarta låset framåt för att koppla in låset.
- Stäng locket och lås det på plats.
 - Vrid locket medurs för att säkra det.

VIKTIGT: VIKTIGT: Om låsarmen är i fel höjd för provet, kan den justeras upp eller ner genom att avlägsna den svarta skruven med insexnyckel som medföljer och, med låsskruven lös, sätt den på ett annat hål på den vertikala armen. LÅT BLI att köra enheten utan den svarta skruven genom ett av hålen i den vertikala armen.

3. Inställning av enhet:

LOCKET MÅSTE STÄNGAS OCH LÅSAS FÖR ATT ENHETEN SKA STÄLLAS IN ELLER FUNGERA.

- Standarduppsättning:
 - Tryck på upp/ned-knapparna för att nå önskad hastighet.
 - Notera: Håll ned hastighetsknapparna för snabbinställning.
 - Tryck på tidsknapparna upp eller ned för att nå önskad tid.
 - Notera: Håll ned hastighetsknapparna för snabbinställning.
 - När önskad hastighet och tid är inställd, tryck på varvtalet ON/OFF (PÅ/AV) knappen för att starta enhetsfunktionen.
 - Timern måste ställas in för att enheten ska kunna köras. Om tiden är inställd till 00:00, enheten kommer inte att fungera.



ANMÄRKNING: OM LOCK ÖPPNAS UNDER ANVÄNDNINGEN, KOMMER ENHETEN ATT STOPPAS OCH KRÄVA ATT ANVÄNDAREN TRYCKER PÅ START IGEN FÖR ATT DEN SKA STARTA OM FUNKTION.

DRIFTINSTRUKTIONER

	Slang Färg	Provtyp	Slang Storl	Hastighet	Tid
Program 1	Vit Gul Blå	Bakterier svampjäst	2mL	1500rpm	5 minuter
Program 2	Orange	Provexemplar	2mL	1500rpm	2 minuter
Program 3	Röd Grön	Djurvävnad Växtmaterial	2mL	1300rpm	3 minuter
Program 4	Brun	Jord- och miljöprover	2mL	1500rpm	4 minuter
Program 5		Kryogeniskt Frysta prov	Polycarbonat 4 ml och 15 ml ampuller	1600rpm	1 minuter

*De förinställda programmen är inte begränsade till de angivna rören. Du bör köra ett test för att bestämma de optimala inställningarna för andra rör-storlekar.

b. Fabriksinställda programknappar:



i. Programknapparna har utformats för att effektivt hantera olika typer av prover och kan inte omprogrammeras.

1. För att mata in ett program, tryck på någon av programknapparna.

a. En LED-indikator tänds över det valda programmet.

2. Tryck på någon annan knapp för att avsluta programmet.

3. Tryck på ON/OFF knappen för att starta programmet.

4. När det valda programmet är klart stängs enheten av.

5. När programmet är över, återställer skärmen sig själv till början av programmet.

OBS: OM LÅSET ÄR ÖPPET VID NÅGOT TILFÄLLE UNDER DRIFTEN, KOMMER ENHETEN ATT STOPPAS OCH KRÄVA AV ANVÄNDAREN ATT TRYCK STARTA IGEN FÖR ATT STARTA OM FUNKTIONEN.

c. För att avbryta en tidscykel, tryck på strömbrytaren ON/OFF på OFF. **VIKTIGT:** För att fullständigt stänga av strömmen för enheten, koppla ur nätsladden från enheten, eller koppla ur från vägguttaget. Om enheten inte stängs av när locket öppnas, stäng av enheten och kontakta din Ohaus-representant för reparationer.



d. När enheten inte används, vrid ON/OFF strömbrytaren till läge OFF.

OBS: OM DET KÖRS MINDRE ÄN EN FULL LADDNING AV PROV, ÄR DET VIKTIGT ATT HA PROV BALANSERADE MED START FRÅN CENTRUM AV LADDNINGEN.

VIKTIGT: För att förhindra onödigt slitage på HT Lysing Homogenizer, bör mikrovågsplattor och införingsprov inte överstiga 300 gram. En typisk djupbrunnsplatta med medel, prov och extraktionsbuffert väger mindre än 200 gram.

Användning av provrör i ett litet rörställ med HT Lysing Homogenizer är i stort sett densamma som att använda djupa brunnskivor. Mängden huvudutrymme är mycket viktigt för effektiv prov-homogenisering. I allmänhet, desto hårdare är ämnet som ska malas, desto mindre kan läggas till för varje rör eller brunn. Proven måste vara ordentligt låst i homogenisatorn före hantering, enligt beskrivningen under "Bruksanvisning" (se ovan).



FELSÖKNING

Fel	Orsak till felmeddelande	Hur det fixas
E1	Kretskortet "ser inte" någon hastighetsingång. Detta kan orsakas av ett komplett motorstopp, ett mekanisk problem som gör att mekanismen inte passerar genom sensorn, eller av ett elektrisk problem, såsom ett sensorfel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att det inte finns någon mekanisk obstruktion som orsakar att mekanismen fastnar. Brickan ska gå upp och ner med lite motstånd. OBS: På toppen och botten av "stroke" kommer det att finnas en punkt där mekanismen blir svår att röra när den stoppats. Detta är inte ett problem för motorn. 2. Cykelström genom att vrida ON/OFF knappen till läge OFF, lämna den i 30 sekunder och sedan vrida tillbaka den till ON-läget. 3. Om det här inte löser problemet, kontakta din Ohaus-representant.
E2	Denna felkod betyder att enheten "ser" en hastighet som är annorlunda än den inställda hastigheten, eller att enheten inte kan hålla en jämn hastighet. Detta kan orsakas av att enheten är överbelastad eller att den störs, av en inkonsekvent eller låg strömkälla, eller av ett intern elektrisk problem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att strömkällan som enheten är inkopplad till motsvarar enhetens elektriska krav. 2. Kontrollera att det inte finns någon mekanisk obstruktion som orsakar att mekanismen fastnar. Brickan ska gå upp och ner med lite motstånd. OBS: På toppen och botten av "stroke" kommer det att finnas en punkt där mekanismen blir svår att röra när den stoppats. Detta är inte ett problem för motorn. 3. Cykelström genom att vrida ON/OFF knappen till läge OFF, lämna den i 30 sekunder och sedan vrida tillbaka den till ON-läget. 4. Om det inte löser problemet, kontakta din Ohaus-representant.
Enheten har ingen ström	Blåst säkring	<ol style="list-style-type: none"> 1. För tillbaka säkringen med den medföljande reservdelen. Om problemet återupprepas, se # 2 2. Kontrollera att det inte finns någon mekanisk obstruktion som orsakar att mekanismen fastnar. Brickan ska gå upp och ner med lite motstånd. OBS: På toppen och botten av "stroke" kommer det att finnas en punkt där mekanismen blir svår att röra när den stoppats. Detta är normalt. 3. Om det här inte löser problemet, kontakta din Ohaus-representant.
Enheten kommer inte att köras	Locket är inte låst ordentligt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osäkra och säkra låsspärren 2. Om det här inte löser problemet, kontakta din Ohaus-representant.



Käyttöohje

Liuottava HT-homogenisaattori, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



TURVALLISUUSOHJEET

Lue koko ohjekirja ennen laitteiden käyttöä.



VAROITUS! ÄLÄ käytä hajottavaa HT-homogenisaattoria vaarallisessa ympäristössä tai vaarallisten materiaalien kanssa, joille tätä laitetta ei ole suunniteltu.

VAROITUS: ÄLÄ vaihda johtoa verkkovirtajohtoon, jonka luokitus on riittämättömän.



VAROITUS! Käyttäjän tulee myös tiedostaa, että hajottavan HT-homogenisaattorin tarjoama suojaus saattaa estyä, jos laitetta käytetään yhdessä muiden kuin valmistajan toimittamien tai suosittelemien tarvikkeiden kanssa tai valmistajan määrittämättömällä tavalla.

Laitte on tarkoitettu käytettäväksi vain satunnaiseen käyttöön. Käytä laitetta aina tasaisella pinnalla parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

ÄLÄ nosta laitetta kannesta. ÄLÄ käytä laitetta kansi auki, tämä vaarantaa olosuhteet. ÄLÄ käytä laitetta, jos kumiset imukupit eivät ole kiinnittyneet tukevasti.



HUOMIO! Katkaise laitteen virta täydellisesti irrottamalla sähköjohto laitteesta tai seinäpistokkeesta sähköiskun välttämiseksi. Irrota laite virtalähteestä ennen kunnossapitoa ja huoltoa. Vuodot tulee poistaa nopeasti. ÄLÄ upota laitetta puhdistuksen aikana.

ÄLÄ käytä laitetta, jos siinä näkyy sähkövaurioiden tai mekaanisten vaurioiden merkkejä. Hajottava HT-homogenisaattori on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa olosuhteissa. Suosittelemme, että tämän tuotteen kanssa käytetään kuulosuojaimia.





Maadoitus - suojajohtimen liitin



Vaihtovirta

STANDARDIT JA MÄÄRÄYKSET

Seuraavien standardien ja määräysten noudattaminen on ilmaistu tuotteessa vastaavalla merkinnällä.

Merkki	Standardit ja määräykset
	Hajottava HT-homogenisaattori noudattaa EN 61010-1:2010-10- ja EN 61010-2-051:2015-04-direktiiviä. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana seuraavasta internet-osoitteesta: www.Ohaus.com/WEEE
	Tämä tuote noudattaa 2012/19/EU-direktiiviä. Hävitä tämä tuote paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen ja hävittämiseen liittyvien määräysten mukaisesti. Katso Euroopassa tapahtuvan hävittämisen ohjeet osoitteesta www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 nro 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 nro 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Jota täydentää EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Yleinen ilmoitus

Varoitus: Tämä on A-luokan tuote. Kotitalouskäytössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä ja tuolloin käyttäjän pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.


Kanadaa koskeva ilmoitus

Tämä digitaalinen A-luokan laite täyttää Kanadan ICES-003-vaatimukset.

FCC-ilmoitus

HUOMAA: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän A-luokan digitaalisen laitteen rajoitukset, FCC-sääntöjen osion 15 mukaisesti. Kyseiset rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen suojan häiriöitä vastaan, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi häiritä radioviestintää. Tämän laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti häiriötä, jolloin käyttäjä vastaa häiriön aiheuttamista vahingoista.

Ilman Ohaus-yhtiön nimenomaisesta hyväksyntää tehdyt vaihdot tai muutokset saattavat mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttöön.

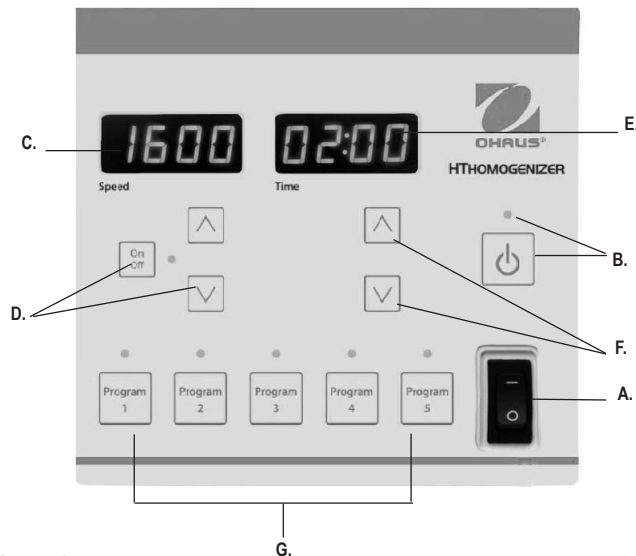

OHJAUSPANEELI - LIUOTTAVA HT-HOMOGENISAATTORI

Liuottavan HT-homogenisaattorin etupaneeli sisältää kaikki laitteen käyttämiseen vaadittavat ohjaimet ja näytöt.

- A.** Virtakytkin Tämä on järjestelmän pääkytkin. Laitte ei toimi, ellei tämä kytkin ole päällä-asennossa. Kytke laite päälle asettamalla kytkin päällä (-) -asentoon. Kytke sisäisten sähköosien virta pois kääntämällä kytkin pois (o) -asentoon
- B.** Valmiustilan painike/valmiustilan merkkivalo Valmiustilan merkkivalo syttyy, kun päävirtakytkin on PÄÄLLÄ-asennossa. Aseta laite pois valmiustilasta painamalla Valmiustila-painiketta. Valmiustilan merkkivalo sammuu. Kun painat valmiustilan-painiketta uudelleen, yksikkö siirtyy jälleen valmiustilaan.
- C. Nopeusnäyttö:** Näyttää homogenisaattorin nopeuden **D. Ylös/alas-nuolet:**

Asetusarvon hallintaan. PÄÄLLE/POIS-painike käynnistää tai pysäyttää vastavuoroisen liiketoiminnon.

- E. Ajan näyttö:** Näyttää asetusajan (ennen koneen käynnistämistä) tai jäljellä olevan ajan (kun laite on käynnissä tai sen toiminta on keskeytetty). Näyttöalue on 00:00–10:00 minuuttia 1 sekunnin lisäyksin. Näytöllä kuvataan minuutit ja sekunnit. Tätä laitetta voidaan käyttää vain ajastetussa (laskuri) tilassa.
- F. Ylös/alas-painikkeet:** Asetusarvon hallintaan Ylös/alas-nuolet asetusarvon hallintaan.
- G. Ohjelmapainikkeet:** Tehtaalla asetetut painikkeet yleisiin ajan ja nopeuden yhdistelmiin näytetyypin mukaan. Katso tiedot sivulta 72. Kun esiasetuspainike on aktiivisena, vastaavia asetuksia ei voi muuttaa.

KÄYTTÖOHJEET

	Putki Väri	Näytteen tyyppi	Putki Koko	Nopeus	Aika
Ohjelma 1	Valkoinen Keltainen Sininen	Bakteeri Sieni Hiiva	2mL	1500rpm	5 minuuttia
Ohjelma 2	Oranssi	Pehmeä näyte	2mL	1500rpm	2 minuuttia
Ohjelma 3	Punainen Vihreä	Eläinkudos Kasvimateriaali	2mL	1300rpm	3 minuuttia
Ohjelma 4	Ruskea	Kiinteät ja ympäristönäytteet	2mL	1500rpm	4 minuuttia
Ohjelma 5		Kryogeenisesti jäädytetyt näytteet	Polykarbo- naatti 4 ml ja 15 ml injek- tiopulloja	1600rpm	1 minuutti

*Esiasetettujen ohjelmien käyttö ei rajoitu vain luettelossa oleviin putkiin. Sinun tulisi suorittaa testi, jotta voit määrittää muiden putkikokojen ihanteellisen asetuksen.

b. Tehtaalla esiasetetut ohjelmapainikkeet:



i. Ohjelmapainikkeet on suunniteltu jauhamaan tehokkaasti erilaisia näytteitä, eikä niitä voi ohjelmoida uudelleen.

1. Aseta ohjelma painamalla mitä tahansa ohjelmapainiketta.
 - a. Valitun ohjelman yläpuolelle sytty LED-merkkivalo.

2. Voit poistua ohjelmasta painamalla mitä tahansa muuta painiketta.
3. Käynnistä ohjelma painamalla nopeus PÄÄLLE/POIS-painiketta.
4. Kun valittu ohjelma on päättynyt, laite kytkeytyy pois päältä.
5. Kun ohjelma on päättynyt, näyttö nolaa itsensä ohjelman alkuun.

HUOMAUTUS: JOS KANSI ON AUKI MISSÄ TAHANSA KÄYTÖN VAIHEESSA, PYSÄHTYY JA KÄYTTÄJÄN ON PAINETTAVA UUELLEEN KÄYNNISTYSPAININ TOIMINNAN UUELLEEN KÄYNNISTÄMISEKSI.

c. Voit keskeyttää ajoitusjakson painamalla nopeuden PÄÄLLÄ/POIS-virtapainikkeen POIS-asentoon. **TÄRKEÄÄ:** Katkaise laitteen virta täydellisesti irrottamalla sähköjohto laitteesta tai seinäpistokkeesta. Jos laite ei sammuu, kun kansi avataan, kytke laite pois päältä ja pyydä korjausta ottamalla yhteyttä Ohaus-edustajaan.

d. Kun laitetta ei käytetä, käännä PÄÄLLÄ/POIS-virtakytkin POIS-asentoon.

HUOMAUTUS: JOS NÄYTTEITÄ ON VÄHEMMÄN KUIN TÄYSI TELINEELLINEN, ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ NÄYTTEET OVAT TASAPAINOSSA TELINEEN KESKELTÄ ALKAEN.

TÄRKEÄÄ: Jotta voit välttää liuottavan HT-homogenisaattorin tarpeettoman kulumisen, kuoppalevyjen ja näyteampullien painon ei tulisi ylittää 300 grammaa. Tavallinen kuoppalevy jauhavalla aineella, näytteellä ja uuttopuskurilla painaa vähemmän kuin 200 grammaa.

Näyteputkien käyttäminen pienessä putkitelineessä liuottavan HT-homogenisaattorin kanssa vastaa periaatteessa kuoppalevyjen käyttämistä. Välin määrä on erittäin tärkeää tehokkaan näytteen homogenisoinnin saavuttamiseksi. Yleisesti ottaen, mitä kovempi jauhettava aine on, sitä vähemmän putkeen tai kuoppaan voidaan lisätä. Näytteet tulee lukita tiukasti homogenisaattoriin ennen jauhamista, kuten kohdassa Käyttöohjeet on kuvattu (katso yllä).

VIANMÄÄRITYS

Virhe	Virheen syy	Korjaustoimenpiteet
E1	Piirilevy ei havaitse nopeuden syötettä.. Tämä saattaa johtua täydellisestä moottorin pysähdyksestä, mekaanisesta ongelmasta, joka aiheuttaa, että mekanismi ei ohita anturia tai sähköisestä ongelmasta, kuten anturin toimintahäiriöstä.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varmista, että mikään mekaaninen este ei aiheuta mekanismin juuttumista. Alustan tulisi liikkua ylös ja alas pienellä vastuksella. HUOMAUTUS: Iskun ylä- ja alaosassa on kohta, jolloin mekanismin liikuttaminen on vaikeaa pysäytettynä. Tämä ei ole moottoriongelma. 2. Kytke virta päälle ja pois päältä PÄÄLLE/POIS-kytkimellä ja jätä virta pois päältä 30 sekunnin ajaksi ja kytke sitten takaisin PÄÄLLÄ-asentoon. 3. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Ohaus-edustajaan.
E2	Tämä virhekoodi tarkoittaa, että laite havaitsee asetusnopeudesta poikkeavan nopeuden tai laite ei voi säilyttää nopeutta yhtenäisenä. Tämä saattaa johtua siitä, että laite on ylikuormitettu tai juuttunut epäyhtenäisestä tai alhaisesta virransyötöstä tai sisäisestä sähköongelmasta johtuen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkasta, että laitteeseen kytketty virtalähde vastaa laitteen sähkövaatimuksia. 2. Varmista, että mikään mekaaninen este ei aiheuta mekanismin juuttumista. Alustan tulisi liikkua ylös ja alas pienellä vastuksella. HUOMAUTUS: Iskun ylä- ja alaosassa on kohta, jolloin mekanismin liikuttaminen on vaikeaa pysäytettynä. Tämä ei ole moottoriongelma. 3. Kytke virta päälle ja pois päältä PÄÄLLE/POIS-kytkimellä ja jätä virta pois päältä 30 sekunnin ajaksi ja kytke sitten takaisin PÄÄLLÄ-asentoon. 4. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Ohaus-edustajaan.
Laite ei saa virtaa	Palanut sulake	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaihda sulake toimitetun varaosan avulla. Jos ongelma toistuu, katso kohta 2 2. Varmista, että mikään mekaaninen este ei aiheuta mekanismin juuttumista. Alustan tulisi liikkua ylös ja alas pienellä vastuksella. HUOMAUTUS: Iskun ylä- ja alaosassa on kohta, jolloin mekanismin liikuttaminen on vaikeaa pysäytettynä. Tämä on normaalia. 3. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Ohaus-edustajaan.
Laite ei toimi	Kantta ei ole suljettu oikein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vapauta kannen salpa ja kiinnitä se uudelleen 2. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Ohaus-edustajaan.



Használati útmutató

HT bomlasztó homogenizátor, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt olvassa el a teljes útmutatót.



FIGYELEM! NE használja a HT bomlasztó homogenizátort veszélyes légkörben vagy olyan veszélyes anyagokkal, amelyek kezelésére a készülék nem alkalmas.

FIGYELEM! NE helyettesítse a tápkábelt nem megfelelő névleges paraméterekkel rendelkező tápkábelrel.



FIGYELEM! A HT bomlasztó homogenizátor által biztosított védelem negatív hatással lehet, ha nem a gyártó által biztosított vagy ajánlott tartozékokkal vagy a gyártó által nem támogatott módon használják.

A készülék csak időszakos használatra alkalmas. A legjobb teljesítmény és a maximális biztonság érdekében mindig sik felületen használja.

NE emelje fel a készüléket a fedelénél fogva. **NE** működtesse a készüléket nyitott fedéllel, ez ugyanis veszélyt okozhat. **NE** működtesse a készüléket, ha a gumi tapadókorongos talpak nincsenek stabilan rögzítve.



VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében ha szeretné teljesen megszakítani a készülék tápellátását, húzza ki a tápkábelt a készülékből vagy a fali aljzatból. Karbantartás és szervizelés előtt szüntesse meg a készülék tápellátását. Ha kiömlést tapasztal, azonnal távolítsa el. **NE** merítse vízbe a készüléket tisztítás céljából.

NE működtesse az egységet, ha elektronikai vagy mechanikai sérülés jeleit mutatja. A HT bomlasztó homogenizátort száraz környezetben való használatra tervezték. A berendezés használata során hallásvédelem alkalmazása erősen javasolt.







Védőföldelés



Váltóáram

SZABVÁNYOK ÉS SZABÁLYOZÁSOK

A terméken található jelzések az alábbi szabványoknak és szabályozásoknak való megfelelést jelzik.

Jelzés	Szabványok és szabályozások
	A HT bomlasztó homogenizátor megfelel az EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04 szabványok előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető ek: www.Ohaus.com/WEEE .
	A termék megfelel a 2012/19/EU irányelv előírásainak. Kérjük, hogy a terméket a helyi szabályozás szerint adja le az elektromos és elektronikus készülékek számára kijelölt gyűjtőponton. Az európai hulladékkezelési útmutatást lásd: www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Kiegészítve: EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Globális közlemény

Figyelmeztetés: Ez egy A osztályú termék. Háztartási környezetben a termék rádiós interferenciát okozhat, mely esetén a felhasználónak megfelelő lépéseket kell tennie.


Kanadai közlemény

Ez az A osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

FCC-közlemény

MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az FCC szabályok 15. részében meghatározott A osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek az a célt szolgálják, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen kereskedelmi környezetben való használat során. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, ami, ha a készüléket nem az útmutatónak megfelelően használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt. A berendezés lakókörnyezetben való használata nagy eséllyel okoz káros interferenciát, amit a felhasználónak a saját költségén kell korrigálnia.

Az Ohaus Corporation által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások miatt a felhasználó elveszítheti jogosultságát a készülék működtetésére.

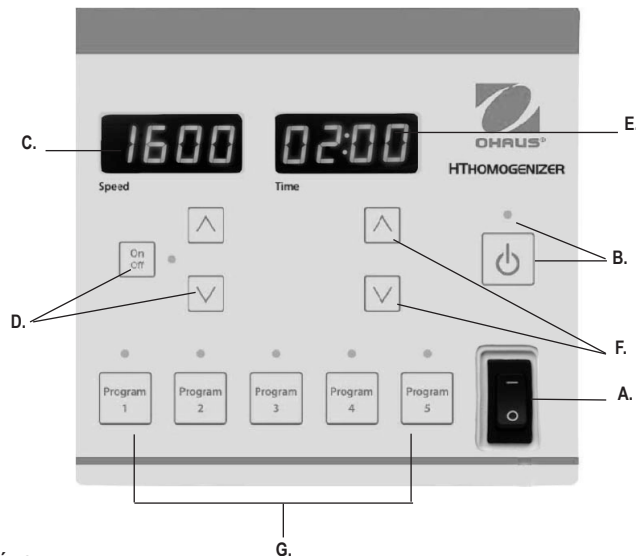

KEZELŐPANEL - HT BOMLASZTÓ HOMOGENIZÁTOR

A HT bomlasztó homogenizátor előlapján található a készülék működtetéséhez szükséges összes kezelőszerv és kijelző.


- A. Tápkapcsoló:** Ez a rendszer főkapcsolója. A készülék csak akkor üzemel, ha a kapcsoló „Be” állásban van. A készülék bekapcsolásához váltson „Be” (-) állásba. „Ki” (o) állásba kapcsolva megszüntetheti a belső elektronikus alkatrészek tápellátását.
- B. Készenlét gomb és jelzőfény:** Ha a fő tápkapcsoló „Be” állásban van, a készenléti jelzőfény világít. A készenléti üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a Készenlét gombot. A készenléti jelzőfény ekkor kikapcsol. A Készenlét gomb ismételt megnyomásával a készülék ismét készenléti üzemmódba lép.
- C. Sebességjelző:** A homogenizáló sebességét jelzi. **D. Fel/Le nyilak:** Értékek beállítására szolgál. A BE/KI gombbal elindítható és leállítható az oda-vissza mozgató funkció.

- E. Időkijelző:** A készülék elindítása előtt a beállított időt, a készülék futása és a működés szüneteltetése során pedig a hátralévő időt mutatja. 0 és 10 perc közötti értékek megjelenítésére képes 1 másodperces részletességgel. A kijelzőn a perces és másodperces érték látható. A készülék csak időzített (visszaszámlálós) üzemmódban használható.
- F. Fel/le gombok:** A fel/le gombok az értékek beállítására szolgálnak.
- G. Programgombok:** Gyárilag beállított gombok a gyakran használt idő-sebesség kombinációkhoz a minta típusa alapján. A további részleteket lásd az 76. oldalon. A gombbal aktivált programhoz tartozó beállítások nem módosíthatók.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


FIGYELEM! FIGYELEM! A készülék csak időszakos használatra alkalmas. Minden 10 perces ciklus után hűtés szükséges. Minták feldolgozása előtt érdemes próbaciklust indítani saját tányérokkal vagy csövekkel és megfelelő örlőanyaggal annak megállapítására, hogy bírják-e a homogenizálási folyamatot..

1. Előkészítés:

- a. Stabil felületre tegye a készüléket.
 - i. Ha ez lesz a végleges hely, eltávolíthatja a műanyag borítást a belső gumitalpakról. Ezek a felülethez tapadnak.
 - ii. Ha nem ez lesz az egység végleges helye, csak hagyja a műanyagot a gumitalpakon.
- b. Csatlakoztassa a kábelt egy megfelelően földelt aljzathoz.
- c. Kapcsolja a tápkapcsolót BE állásba a kapcsoló vízszintes vonallal (-) jelölt oldalának megnyomásával.
- d. Nyomja meg a KÉSZENLÉT gombot: 
 - i. A gomb felett felgyullad egy LED, és a LED-es kijelzők is világítani kezdenek.

2. Minta elhelyezése a tálcán:

- a. A fedél felnyitásához az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el a reteszt.
- b. Nyissa fel a fedelet.
- c. A mintaszorító kilazításához nyomja meg a szorító fekete zárógombjait, és fordítsa el a kart az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a szorító teljesen felmegy.

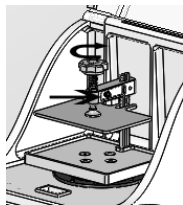

- d. Tegye a mintát a szorító alá.
- e. Az óramutató járásával megegyező irányba fordítva szorítsa meg a kart.
 - i. Hallható lesz a csavarzár kattánása. Ha a zár nem kattán, húzza előre a fekete zárógombokat a zár aktiválásához.
- f. Zárja be a fedelet úgy, hogy a helyére kattanjon.
 - i. A reteszt az óramutató járásával megegyező irányba fordítva zárja le a fedelet.

FIGYELEM! Ha a zárókar nem megfelelő magasságban van a mintához, felfelé és lefelé is állítható - ehhez távolítsa el a fekete hatszögfejű csavart az imbuszkulccsal, majd helyezze át egy másik furatba a függőleges karon. NE működtesse a készüléket, ha a fekete csavar nincs becsavarva a függőleges kar valamelyik furatába

3. A készülék beállítása:

A BEÁLLÍTÁSHOZ ÉS A MŰKÖDTETÉSHEZ LE KELL ZÁRNI A FEDELET.

- a. Normál beállítás:
 - i. A Fel és Le nyilakkal állítsa be a kívánt sebességet.
 1. Megjegyzés: A gyorsabb beállításhoz tartsa nyomva a sebességszabályozó gombokat.
 - ii. A Fel és Le nyilakkal állítsa be a kívánt időtartamot.
 1. Megjegyzés: A gyorsabb beállításhoz tartsa nyomva az időbeállító gombokat.
 - iii. A kívánt sebesség és időtartam beállítása után nyomja meg a sebesség-főkapcsolót a készülék elindításához.
 - iv. A készülék működtetéséhez be kell állítani az időzítőt. Ha az időzítő 00:00-ra van beállítva, a készülék nem fog működni.



MEGJEGYZÉS: HA A FEDELET MŰKÖDÉS KÖZBEN KINYITJÁK, A KÉSZÜLÉK LEÁLL, ÉS ÚJRA EL KELL INDÍTANI A MEGFELELŐ FUNKCIÓT.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

	Kémcső Szín	Minta típusa	Kémcső Méret	Sebesség	Idő
1. program	Fehér Sárga Kék	Baktérium Gomba Élesztő	2mL	1500rpm	5 perc
2. program	Narancs- sárga	Lágy minta	2mL	1500rpm	2 perc
3. program	Piros Zöld	Állati szövet Növényi anyag	2mL	1300rpm	3 perc
4. program	Barna	Talaj- és környezeti minták	2mL	1500rpm	4 perc
5. program		Kriogén módszerrel fagyasztott minták	Polikar- bonát 4mL és 15mL ampullák	1600rpm	1 perc

*Az előre beállított programok nem korlátozódnak a felsorolt kémcsövekre. Más méretű kémcsövek esetén az optimális beállítások teszteléssel határozhatók meg.

b. Gyárilag beállított programgombok:



- i. A programgombok különböző típusú minták hatékony őrlésére szolgálnak, és nem programozhatók újra.
1. A kívánt program elindításához nyomja meg a megfelelő programgombot.
 - a. A választott program száma felett megjelenik egy LED-jelzőfény.
 2. A programból való kilépéshez nyomja meg bármelyik másik gombot.

3. A program elindításához nyomja meg a sebességjelző alatti ON/OFF gombot.
4. Ha befejeződik a választott program, a készülék kikapcsol.
5. Ha a program befejeződött, a kijelzőn visszaállnak a program kezdő értékei.



MEGJEGYZÉS: HA A FEDELET MŰKÖDÉS KÖZBEN BÁRMIKOR KINYITJÁK, A KÉSZÜLÉK LEÁLL, ÉS A FELHASZNÁLÓNAK ÚJRA EL KELL INDÍTANIA A MEGFELELŐ FUNKCIÓT.



- c. Ha szeretne megszakítani egy időzített ciklust, kapcsolja a sebességjelző alatti ON/OFF gombot OFF állásba. **FIGYELEM!** Ha szeretné teljesen megszakítani a készülék tápellátását, húzza ki a tápkábelt a készülékből vagy a fali aljzatból. Ha a készülék nem áll le a fedél kinyitásakor, kapcsolja ki, és a javításhoz vegye fel a kapcsolatot az Ohaus képviselőjével.
- d. Ha nem használja a készüléket, kapcsolja a tápkapcsolót „OFF” állásba.

MEGJEGYZÉS: HA A MINTÁK NEM TÖLTIK KI A TELJES ÁLLVÁNYT, FONTOS, HOGY A MINTÁK EGYENLETESEN LEGYENEK ELHELYEZVE, AZ ÁLLVÁNY KÖZEPÉTŐL KEZDVE.

FIGYELEM! A HT bomlasztó homogenizátor túlzott igénybevételének elkerülése érdekében a mikrotiter lemezek és a kémcsöves minták tömege ne haladja meg a 300 grammot. Egy mély mélyedésekkel rendelkező lemez őrtőanyaggal, mintával és kivonópufferrel jellemzően nem haladja meg a 200 grammot.

Ha egy kis kémcsőállványban használ mintákat tartalmazó kémcsöveket a HT bomlasztó homogenizátorral, az gyakorlatilag ugyanaz, mintha mély mélyedésekkel rendelkező lemezt használna. A légtér mérete rendkívül fontos tényező a minták hatékony homogenizálása szempontjából. Jellemzően minél keményebb az őrlni kívánt anyag, annál kevesebb helyezhető egy-egy kémcsőbe vagy mélyedésbe. Őrlés előtt a mintákat stabilan kell rögzíteni a homogenizálóba a „Használati útmutató” szakaszban leírtaknak megfelelően (lásd fent).

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Hiba oka	Megoldás
E1	Az áramkör nem érzékeli a sebességgel kapcsolatos bemeneti adatokat. Ezt okozhatja a motor teljes leállása, mechanikai probléma, amely miatt a mechanizmus nem halad át az érzékelőn, illetve elektronikai hiba, például az érzékelő hibás működése is.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan mechanikai akadály, amely a szerkezet elakadását okozza. Normál esetben a tálca kis ellenállással mozog felfelé és lefelé. MEGJEGYZÉS: Az ütem tetején és alján van egy-egy pont, ahol a szerkezet nehezen mozgatható, amikor a készülék le van állítva. Ez nem motorprobléma. Kapcsolja ki és újra be a készüléket: kapcsolja a főkapcsolót „Ki” állásba, hagyja kikapcsolva 30 másodpercig, majd kapcsolja újra „Be” állásba. Ha ezzel nem szűnik meg a probléma, forduljon az Ohaus képviselőjéhez.
E2	Ez a hibakód azt jelzi, hogy a készülék a beállított sebességtől eltérő sebességet érzékel, vagy a készülék nem tud egyenletes sebességet fenntartani. Ezt a készülék túlterhelése vagy elakadása, ingadozó vagy gyenge áramforrás vagy belső elektronikai probléma okozhatja.	<ol style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a készüléket olyan áramforráshoz csatlakoztatta, amely megfelel a készülékhez rögzített előírásoknak. Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan mechanikai akadály, amely a szerkezet elakadását okozza. Normál esetben a tálca kis ellenállással mozog felfelé és lefelé. MEGJEGYZÉS: Az ütem tetején és alján van egy-egy pont, ahol a szerkezet nehezen mozgatható, amikor a készülék le van állítva. Ez nem motorprobléma. Kapcsolja ki és újra be a készüléket: kapcsolja a főkapcsolót „Ki” állásba, hagyja kikapcsolva 30 másodpercig, majd kapcsolja újra „Be” állásba. Ha ezzel nem szűnik meg a probléma, forduljon az Ohaus képviselőjéhez.
A készülék nem kap áramot	A biztosító kiolvadt	<ol style="list-style-type: none"> Cserélje ki a biztosítót a mellékelt cserebiztosítóval. Ha a probléma újra jelentkezik, lásd a 2. pontot. Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan mechanikai akadály, amely a szerkezet elakadását okozza. Normál esetben a tálca kis ellenállással mozog felfelé és lefelé. MEGJEGYZÉS: Az ütem tetején és alján van egy-egy pont, ahol a szerkezet nehezen mozgatható, amikor a készülék le van állítva. Ez normális. Ha ezzel nem szűnik meg a probléma, forduljon az Ohaus képviselőjéhez.
A készülék nem indul el	A fedél nincs megfelelően bereteselve.	<ol style="list-style-type: none"> Oldja ki és zárja be újra a fedél reteszt. Ha ezzel nem szűnik meg a probléma, forduljon az Ohaus képviselőjéhez.



Instrukcja obsługi Homogenizator Lizujący HT, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem obsługi jednostek należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi.



OSTRZEŻENIE! NIE używać homogenizatora lizującego HT w atmosferze niebezpiecznej bądź wraz z materiałami niebezpiecznymi, do których jednostka nie jest przeznaczona.



OSTRZEŻENIE: NIE wymieniać przewodu na przewód zasilania o nieodpowiedniej specyfikacji.

OSTRZEŻENIE! Zabezpieczenie zapewnione przez homogenizator lizujący HT może zostać osłabione, jeśli jednostka jest użytkowana wraz z akcesoriami niedostarczonymi lub niezalecanymi przez producenta bądź jest użytkowana w sposób inny niż określony przez producenta.

Jednostka jest przeznaczona wyłącznie do użytku sporadycznego. Zawsze należy korzystać z jednostki na poziomej powierzchni, by zapewnić najlepszą wydajność i pełne bezpieczeństwo.

NIE podnosić jednostki za wieko. **NIE** uruchamiać jednostki z otwartym wiekiem, ponieważ stworzy to warunki niebezpieczne. **NIE** uruchamiać jednostki bez dokładnie zamocowanych nóżek z gumowymi przysawkami.



UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem, należy całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia przez odłączenie przewodu od urządzenia lub wyjęcie wtyczki z gniazdka. Należy odłączyć jednostkę od zasilania przed rozpoczęciem konserwacji i naprawy. Wycieki należy szybko usuwać. **NIE** zanurzać urządzenia w celu czyszczenia.

NIE korzystać z jednostki, jeśli wykazuje oznaki elektrycznego lub mechanicznego uszkodzenia. Homogenizator lizujący HT jest przeznaczony do pracy w suchych warunkach. Korzystanie z ochrony słuchu jest mocno zalecane podczas pracy z tym urządzeniem.







Uziemienie - złóżce przewodu ochronnego



Prąd przemienny

NORMY I PRZEPISY PRAWNE

Odpowiedni znak na produkcie wskazuje zgodność z następującymi normami i przepisami:

Oznaczeni	Normy i przepisy prawne
	Homogenizator lizujący HT jest zgodny z dyrektywami EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na następującej stronie internetowej www.Ohaus.com/WEEE
	Niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywą 2012/19/EU. Ten produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w punkcie zbierania określonym dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Instrukcje dotyczące usuwania odpadów w Europie można znaleźć pod adresem www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Uzupełnione przez EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Ostrzeżenie międzynarodowe

Uwaga: Jest to produkt Klasy A. W środowisku domowym, niniejszy produkt może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których użytkownik będzie zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków.


Ostrzeżenie dla Kanady

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy A spełnia kanadyjską normę ICES-003.

Ostrzeżenie FCC

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić racjonalną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest obsługiwane w środowisku handlowym. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Eksploatacja niniejszego wyposażenia w terenie mieszkalnym może tworzyć szkodliwe zakłócenia, w przypadku których użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń we własnym zakresie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Ohaus Corporation mogą spowodować utratę upoważnienia użytkownika do eksploatacji urządzenia

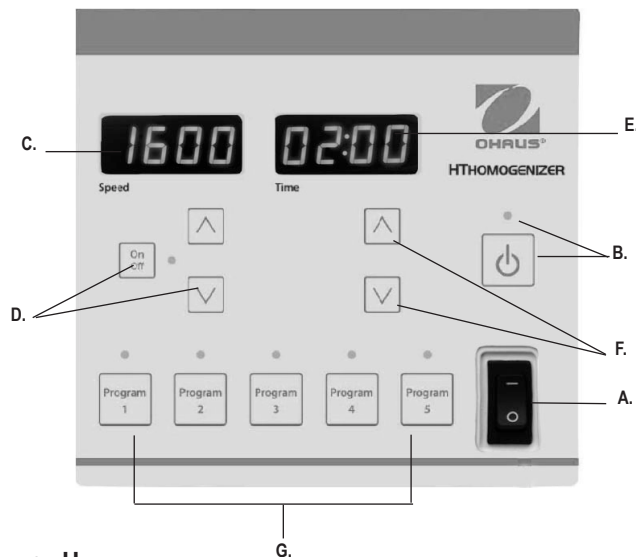

PANEL STEROWANIA - HOMOGENIZATOR LIZUJĄCY HT

Przedni panel homogenizatora lizującego HT wyposażony jest we wszystkie przełączniki i wyświetlacze niezbędne do sterowania urządzeniem

- A. Przełącznik zasilania:** to główny przełącznik układu. Urządzenie działa wyłącznie wtedy, gdy przełącznik jest na pozycji WŁ. (ON). Przelącz na pozycję WŁ. (ON) (-), aby włączyć zasilanie. Przelącz na pozycję WYŁ. (OFF) (o), aby odłączyć zasilanie wewnętrznych elementów elektronicznych.
- B. Przycisk czuwania/wskaźnik czuwania:** Wskaźnik czuwania zaświeci się, kiedy przełącznik zasilania znajdzie się na pozycji WŁ. (ON). Naciśnij przycisk czuwania, aby wyjść z „Trybu czuwania” Wskaźnik czuwania zgaśnie. Naciśnij ponownie przycisk czuwania. Urządzenie ponownie wejdzie w tryb czuwania.
- C. Wyświetlacz prędkości:** pokazuje prędkość homogenizatora **D. Strzałki góra/**


dół: służą do ustawiania wartości zadanej. Przycisk WŁ./WYŁ (ON/OFF). Rozpoczyna/zatrzymuje ruch obustronny.

- E. Wyświetlacz czasu:** pokazuje ustawiony czas (przed rozpoczęciem pracy urządzenia) lub pozostały czas (kiedy urządzenie pracuje lub jego praca została przerwana). Wyświetlacz pokazuje czas od 00:00 do 10:00 minut, z dokładnością do 1 sekundy. Wyświetlane są minuty i sekundy. Urządzenie działa jedynie w trybie ograniczonym czasowo (trybie odliczania).
- F. Przyciski góra/dół:** służy do ustawiania wartości zadanej; strzałki góra/dół służy do ustawiania wartości zadanej.
- G. Przyciski wyboru programu:** przyciski fabrycznych ustawień czasu i prędkości, w zależności od typu próbki. Szczegóły na stronie 80. Kiedy przycisk jest włączony, nie ma możliwości zmiany związanych z nim ustawień.

INSTRUKCJA OBSŁUGI


WAŻNE: Jednostka jest przeznaczona wyłącznie do pracy nieciągłej. Po każdym 10-minutowych cyklach musi nastąpić co najmniej 1 minutowe schładzanie. Przed przystąpieniem do przetwarzania jakichkolwiek próbek zaleca się przeprowadzenie próby na sucho z użyciem płytek lub probówek z odpowiednim materiałem ściernym, aby określić, czy są one trwale w procesie homogenizacji.

1. Przygotowywanie:

- a. Umieścić urządzenie na stabilnym stole/blacie.
 - i. Jeśli powierzchnia ta jest stabilna, można zdjąć plastikowe osłony z wewnętrznych gumowych nóg. Będą przylegać do powierzchni.
 - ii. Jeśli nie jest to stałe miejsce dla urządzenia, należy po prostu pozostawić plastikowe nakładki na gumowych nóżkach.
- b. Podłączyć przewód do prawidłowo uzziemionego gniazdka.
- c. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON, naciskając przycisk przełącznika oznaczony kreską (-).
- d. Nacisnąć przycisk STANDBY: 
 - i. Nad przyciskiem zaświeci się dioda LED i zaświecą się ekrany LED.

2. Ładowanie płytki:

- a. Obrócić zatrzask pokrywy w lewo, aby odblokować pokrywę.
- b. Otworzyć pokrywę.
- c. Poluzować zacisk płytki, naciskając czarne pokrętki blokady zacisku i obrócić uchwyt w lewo aż zacisk zostanie całkowicie podniesiony.
- d. Umieścić probówkę pod zaciskiem.

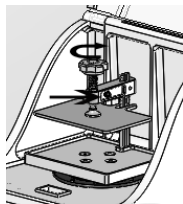

- e. Dokręcić, obracając uchwyt w prawo, aż do dociśnięcia.
 - i. Usłyszymy kliknięcie blokady śruby. Jeśli blokada nie kliknie, należy pociągnąć czarne pokrętki blokujące do przodu w celu zazębienia blokady.
- f. Zamknąć pokrywę i zablokować ją na swoim miejscu.
 - i. Przekręcić zatrzask pokrywy w prawo, aby zamocować pokrywę.

WAŻNE: Jeśli ramię blokujące znajduje się na niewłaściwej wysokości dla probówki, można je wyregulować w górę lub w dół, odkręcając czarną śrubę z łbem sześciokątnym przy użyciu klucza sześciokątnego będącego w zestawie i, po odkręceniu śruby blokującej, przestawić je w inny otwór na pionowym ramieniu. **NIE NALEŻY** uruchamiać urządzenia, jeśli czarna śruba z łbem sześciokątnym nie została włożona do jednego z otworów w pionowym ramieniu.

3. Ustawianie urządzenia:

ABY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE, POKRYWA MUSI BYĆ ZAMKNIĘTA I ZABLOKOWANA.

- a. Nastaw standardowy:
 - i. Nacisnąć przyciski zwiększania lub zmniejszania prędkości, aby osiągnąć żądaną prędkość.
 1. Uwaga: Aby szybko ustawić, należy przytrzymać przyciski prędkości.
 - ii. Nacisnąć przyciski zwiększania lub zmniejszania czasu, aby osiągnąć żądany czas.
 1. Uwaga: Aby szybko ustawić czas, należy dłużej przytrzymać klawisz nastawy czasu.
 - iii. Po ustawieniu żądanej prędkości i czasu należy nacisnąć przycisk ON/OFF, aby uruchomić urządzenie.
 - iv. Aby urządzenie rozpoczęło pracę, musi być ustawiony czas pracy. Jeśli czas ustawiony jest na 00:00, urządzenie nie będzie działać.



UWAGA: W PRZYPADKU OTWARCIA POKRYWY PODCZAS PRACY URZĄDZENIA, URZĄDZENIE PRZERWIE PRACĘ DO MOMENTU PONOWNEGO NACIŚNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZYCIŚNIKIEM START

INSTRUKCJA OBSŁUGI

	Kolor próbki	Typ próbki	Rozmiar próbki	Prędkość	Czas
Program 1	Biały Żółty Niebieski	Bakterie Grzyby Drożdże	2mL	1500 obr./min.	5 minut
Program 2	Pomarańczowy	Delikatna próbka	2mL	1500 obr./min.	2 minuty
Program 3	Czerwony Zielony	Tkanki zwierzęce Materiał roślinny	2mL	1300 obr./min/	3 minuty
Program 4	Brazowy	Gleba i próbki środowiskowe	2mL	1500 obr./min.	4 minuty
Program 5		Kriogenicznie zamrożone próbki	Fiolki poliwęglanowe o pojemności 4 ml i 15 ml	1600 obr./min.	1 minuta

*Programy nie ograniczają się do wymienionych próbek. Należy przeprowadzić test w celu ustalenia optymalnych ustawień dla innych rozmiarów próbek.

b. Przyciski ustawień fabrycznych:



i. Przyciski programów są dostosowane do efektywnego rozdrabniania różnych typów próbek i nie mogą zostać zaprogramowane.

1. Aby otworzyć program, naciśnij dowolny przycisk programu.
 - a. Dioda LED podświetli wybrany program.
2. Aby opuścić program, naciśnij jakikolwiek inny przycisk.

3. Naciśnij przycisk prędkości WŁ./WYŁ. (ON/OFF), aby rozpocząć program.
4. Po zakończeniu wybranego programu, urządzenie wyłączy się.
5. Po zakończeniu programu, wyświetlacz zresetuje się do widoku początkowego.

UWAGA: W PRZYPADKU OTWARCIA POKRYWY PODCZAS PRACY URZĄDZENIA, URZĄDZENIE PRZERWIE PRACĘ DO MOMENTU PONOWNEGO NACIŚNIĘCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZYSCISKA START.

- c. Aby przerwać cykl odmierzenia czasu, przełącz przycisk WŁ./WYŁ. (ON/OFF) prędkości na WYŁ./OFF (ON/OFF) **WAŻNE:** aby całkowicie wyłączyć zasilanie urządzenia, odłącz kabel od urządzenia lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Jeśli urządzenie nie wyłączy się po otwarciu pokrywy, wyłącz je i skontaktuj się z przedstawicielem Ohaus w celu dokonania naprawy.
- D. Jeśli urządzenie nie jest używane, ustaw przełącznik zasilania WŁ./WYŁ. (ON/OFF) na pozycję WYŁ. (ON).

UWAGA: JEŚLI PRÓBEK JEST MNIJ NIZ PEŁNY STOJAK, NALEŻY USTAWIĆ PRÓBKĘ TAK, ABY ICH WAGA BYŁA RÓWNOWAŻNA, ZACZYNAJĄC OD ŚRODKA STOJAKA.

WAŻNE: Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia się homogenizatora lizującego HT, płytki z mikrodołkami i fiolki nie powinny być cięższe niż 300 gramów. Typowa płytka dołkowa z mielnikiem, próbką i buforem ekstrakcyjnym waży mniej niż 200 gramów.

Korzystanie z próbek umieszczonych w stojaku na małe próbki z homogenizatorem lizującym HT nie różni się zasadniczo od korzystania z głębokich płytek mikrotitracyjnych. Wielkość pustej przestrzeni między zawartością, a pokrywą ma duże znaczenie dla efektywności homogenizacji próbki. Ogólnie, im mocniej substancja ma być rozdrobniona, tym mniej można dodać do każdej próbki lub dołka. Przed rozdrabnianiem procesu należy stabilnie umieścić próbkę w homogenizatorze, zgodnie z opisem pod hasłem „Instrukcja obsługi” powyżej.

DIAGNOSTYKA

Błąd	Przyczyna błędu	Jak naprawić
E1	Płytką drukowaną układu elektronicznego „nie widzi” wejścia prędkości. Może być to spowodowane całkowitym zatrzymaniem silnika, nieprawidłowością mechaniczną, która uniemożliwia mechanizmowi przejście przez strefę czujnika, albo też nieprawidłowością elektryczną, taką jak uszkodzenie czujnika.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upewnij się, że nie ma mechanicznych przeszkód blokujących mechanizm. Podstawka powinna poruszać się w górę i w dół z niewielkim oporem. UWAGA: w górnej i dolnej części suwu jest punkt, w którym po zatrzymaniu mechanizmu trudne będzie jego ponowne wprawienie w ruch. Nie jest to problemem dla silnika. 2. Wyłącz i włącz zasilanie - ustaw przełącznik WŁ./WYŁ. (ON/OFF) na pozycję WYŁ. (OFF), zaczekaj 30 sekund i wróć do pozycji WŁ.(ON) 3. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z przedstawicielem Ohaus.
E2	Ten kod błędu oznacza, że urządzenie „widzi” prędkość odmienną od ustawionej, albo nie może utrzymać stałej prędkości. Może być to spowodowane przeciążeniem lub zacięciem urządzenia na skutek podłączenia do nieodpowiedniego lub słabego zasilania, albo nieprawidłowością wewnętrznych układów elektrycznych.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania zgodnego z wymaganiami. 2. Upewnij się, że nie ma mechanicznych przeszkód blokujących mechanizm. Podstawka powinna poruszać się w górę i w dół z niewielkim oporem. UWAGA: w górnej i dolnej części suwu jest punkt, w którym po zatrzymaniu mechanizmu trudne będzie jego ponowne wprawienie w ruch. Nie jest to problemem dla silnika. 3. Wyłącz i włącz zasilanie - ustaw przełącznik WŁ./WYŁ. (ON/OFF) na pozycję WYŁ. (OFF), zaczekaj 30 sekund i wróć do pozycji WŁ. (ON) 4. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z przedstawicielem Ohaus.
Brak zasilania	Przepalony bezpiecznik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymień bezpiecznik na załączony zamiennik. Jeśli problem powtórzy się, patrz #2 2. Upewnij się, że nie ma mechanicznych przeszkód blokujących mechanizm. Podstawka powinna poruszać się w górę i w dół z niewielkim oporem. UWAGA: w górnej i dolnej części suwu jest punkt, w którym po zatrzymaniu mechanizmu trudne będzie jego ponowne wprawienie w ruch. To normalna sytuacja. 3. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z przedstawicielem Ohaus.
Urządzenie nie rozpoczyna pracy.	Pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odblokuj i zablokuj ponownie zamek pokrywy 2. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z przedstawicielem Ohaus.



Návod k použití HT Lytický homogenizátor, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete s obsluhou zařízení, přečtěte si celý návod k použití, prosím.



VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE zařízení HT Lysing Homogenizer v nebezpečné atmosféře nebo s nebezpečnými materiály, pro které nebylo zařízení navrženo.

VAROVÁNÍ: NENAHAZUJTE kabel napájecím kabelem s nevhodným napětím.



VAROVÁNÍ! Ochrana poskytovaná HT Lysing Homogenizer může být ohrožena je-li použita s příslušenstvím nedodaným nebo nedoporučeným výrobcem nebo pokud není použita způsobem specifikovaným výrobcem.

Toto zařízení je navrženo pouze pro občasné použití. Zařízení vždy používejte na rovném povrchu, tak dosáhnete nejlepšího výkonu a maximální bezpečnosti.

NEZDVIHEJTE zařízení za víko. **NESPOUŠTĚJTE** zařízení je-li víko otevřené, vytvoří to nebezpečné podmínky. Zařízení **NESPOUŠTĚJTE** bez pevně nasazených gumových přísavných držáků.



UPOZORNĚNÍ! Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, napájení zařízení zcela odpojte vytažením kabelu ze zařízení nebo ho odpojte z nástěnné zásuvky. Zařízení před provedením údržby a servisu odpojte od zdroje napájení. Rozliti je třeba okamžitě odstranit. Zařízení při čištění **NEPONORUJTE** do vody.

Zařízení **NESPOUŠTĚJTE**, pokud prokazuje známky elektrického nebo mechanického poškození. HT Lysing Homogenizer je navrženy k provozu v suchém prostředí. Při použití tohoto produktu se důrazně doporučuje použít ochranu sluchu.







Uzemnění – Ochranný terminál



Střídavý proud

NORMY A SMĚRNICE

Soulad s následujícími normami a směrnicemi je označen odpovídající značkou na produktu.

Značka	Standardy a směrnice
	HT Lysing Homogenizer splňuje normy EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04. Plně znění Směrnice EU o souladu je k dispozici na následující adrese www.Ohaus.com/WEEE
	Tento produkt je v souladu se směrnicí 2012/19/EU. Tento produkt zlikvidujte v souladu s místními požadavky na sběrném místě určeném ke sběru elektrických a elektronických přístrojů. Pokyny k likvidaci v Evropě naleznete na www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 Č. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 Č. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 Doplněno EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04

Globální oznámení

Varování: Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobit interference, a v takovém případě musí uživatel přijmout vhodná opatření.


Oznámení - Kanada

Toto digitální zařízení třídy A splňuje kanadskou normu ICES-003.

Oznámení FCC

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy A, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu před škodlivými interferencemi je-li zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat rádio frekvenci a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé interference rozhlasové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech může pravděpodobně způsobit škodlivé interference, a v takovém případě bude muset uživatel interference opravit na své vlastní náklady.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Ohaus Corporation mohou zrušit oprávnění uživatele k obsluze zařízení.

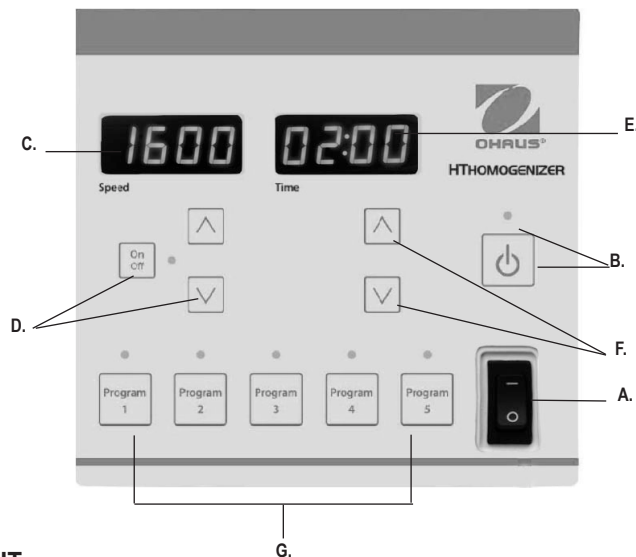

OVLÁDACÍ PANEL – LYTICKÝ HOMOGENIZÉR HT

Přední panel lytického homogenizéru HT obsahuje veškeré ovládání a displeje nutné k ovládání zařízení.

- A. Hlavní vypínač:** Toto je hlavní vypínač systému. Pokud nebude vypínač v pozici „zapnuto“, zařízení nebude fungovat. Jednotku začnete napájet přepnutím do pozice (-). Přepnutím do pozice (o) odpojíte napájení interních elektronických komponentů.
- B. Tlačítko pohotovostního režimu/kontrolka pohotovostního režimu:** Tato kontrolka se rozsvítí je-li hlavní vypínač v pozici ZAP. Stisknutím tlačítka zařízení přepnete z „pohotovostního režimu“. Kontrolka režimu zhasne. Po opakovaném stisknutí tlačítka se zařízení znovu přepne do pohotovostního režimu.
- C. Displej Rychlost:** Zobrazí rychlost homogenizéru. **D. Šipky nahoru/dolů:** Ovládání nastavené hodnoty. Tlačítko ZAP./VYP. zastaví reciproční funkce.


- E. Displej Čas:** Zobrazí nastavený čas (před spuštěním zařízení) nebo zbývající čas (jakmile je zařízení spuštěné nebo pozastavené). Rozsah displeje je od 00:00 do 10:00 minut v krocích po 1 sekundě. Na displeji jsou označené minuty a sekundy. Toto zařízení lze použít pouze v načasovaném režimu (odpočet).
- F. Tlačítka nahoru/dolů:** Pro ovládání zadané hodnoty. Nastavení zadané hodnoty.
- G. Tlačítka Program:** Tlačítka nastavená v továrně slouží k běžným kombinacím času a rychlosti, podle typu vzorku. Další informace naleznete na straně 84. Je-li tlačítko předvolby aktivní, odpovídající nastavení nelze změnit.

NÁVOD K OBSLUZE

DŮLEŽITÉ: Toto zařízení je navrženo pouze k přerušovanému použití. Po každém cyklu trvajícím 10 minut musí následovat 1 minuta vychladnutí.


Před zpracováním vzorků se doporučuje provést zkušební provoz s deskami nebo trubičkami s vhodnými brusným materiálem, aby se zjistilo, zda budou v rámci homogenizace odolné.

1. Příprava:

- a. Zařízení dejte na rovný povrch.
 - i. Je-li tento povrch trvalý, můžete z vnitřních gumových nožiček odebrat plastové kryty. Ty přilnou k povrchu.
 - ii. Nejde-li o trvalé umístění zařízení, plat na gumových nožičkách ponechte.
- b. Napájecí kabel zapojte do řádné uzemněné zásuvky.
- c. Spínač přepněte do pozice ZAP., a to stisknutím spínače označené čárkou (-).
- d. Stiskněte tlačítko POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU: 
 - i. Rozsvítí se LED nad tlačítkem a LED obrazovky.

2. Vkládací deska:

- a. Jazýček otočte proti směru hodinových ručiček a víčko odemkněte.
- b. Otevřete víčko.
- c. Uvolněte vzorek, stiskněte černá tlačítka a rukojeť otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se svorka zcela nezdvihne.
- d. Vzorek dejte pod svorku.

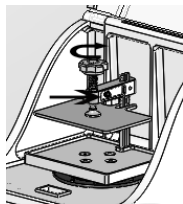



- e. Utáhněte otočením rukojeti ve směru hodinových ručiček.
 - i. Uslyšíte kliknutí zámku. Pokud zámek neklikne, stlačte černé části zámku tak, aby se aktivoval zámek.
- f. Zavřete víko a uzamkněte ho na místě.
 - i. Páčku víčka otočte ve směru hodinových ručiček a víčko zajistěte.

DŮLEŽITÉ: Je-li uzamykací část ve špatné výšce, lze ji upravit nahoru nebo dolů odstraněním černého šestihřanného šroubu, a změnou jeho pozice na jiný otvor ve vertikálním rameni

Zařízení NESPOUŠTĚJTE bez černého šestihřanného šroubu protaženého jedním z otvorů ve vertikálním rameni.

3. Nastavení zařízení:

ABY BYLO MOŽNÉ ZAŘÍZENÍ NASTAVIT NEBO SPUSTIT, VÍKO MUSÍ BÝT UZAVŘENÉ A ZAMKNUTÉ.

- a. Standardní nastavení:
 - i. Stiskněte tlačítka rychlosti nahoru nebo dolů a dosáhněte požadované rychlosti.
 1. Poznámka: Tlačítka rychlosti přidržte a proveďte rychlé nastavení.
 - ii. Stiskněte tlačítka času nahoru nebo dolů a nastavte požadovaný čas.
 1. Poznámka: Přidržte tlačítka času a proveďte rychlé nastavení.
 - iii. Po nastavení požadované rychlosti a času stiskněte tlačítko ZAP./VYP. rychlost a spusťte funkci zařízení.  
 - iv. Časovač musí být nastavený tak, aby bylo možné zařízení spustit. Je-li čas nastavený na 00:00, zařízení nebude fungovat.

POZNÁMKA: POKUD BĚHEM PROVOZU DOJDE K OTEVŘENÍ VÍKA, ZAŘÍZENÍ SE ZASTAVÍ A VYŽADUJE, ABY UŽIVATE ZNOVU STISKL TLAČÍTKO START A FUNKCI RESTARTOVAL.

NÁVOD K OBSLUZE

	Barva trubky	Typ vzorku	Velikost trubky	Rychlost	Čas
Program 1	Bílá Žlutá Modrá	Bakterie Plísně Kvasinky	2mL	1500 ot./m.	5 minut
Program 2	Oranžová	Měkký vzorek	2mL	1500 ot./m in.	2 minuty
Program 3	Červená Zelená	Živočišná tkáň Rostlinný materiál	2mL	1300 ot./m	3 minuty
Program 4	Hnědá	Půda a environ- mentální vzorky	2mL	1500 ot./m	4 minuty
Program 5		Kryogenicky zmrazené vzorky	Polykarbonát- ové lahve o objemu 4 ml a 15 ml	1600 ot./m	1 minuta

*Přednastavené programy nejsou omezené na uvedené trubky. Abyste zjistili optimální nastavení pro ostatní velikosti trubic, musíte spustit test.

b. Tlačítka přednastavených programů:



i. Tlačítka programů byla navržena pro účinné drcení různých typů vzorků a nelze je přeprogramovat.

1. Program spustíte stisknutím libovolného tlačítka.
 - a. Nad vybraným programem se rozsvítí kontrolka LED.
2. Program ukončíte stisknutím jakéhokoli jiného tlačítka.
3. Program spustíte stisknutím tlačítka ZAP./VYP.

4. Zařízení se po skončení vybraných programů vypne.

5. Jakkmile program skončí, displej se resetuje na začátek programu.

POZNÁMKA: POKUD BĚHEM PROVOZU DOJDE K OTEVŘENÍ VÍKA, ZAŘÍZENÍ SE ZASTAVÍ A UŽIVATEL BUDE MUSET ZAŘÍZENÍ RESETOVAT OPAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA START.



c. Pro přerušení načasovaného cyklu přepněte tlačítko ZAP./VYP. do pozice VYP. **DŮLEŽITÉ:** Chcete-li zařízení zcela odpojit, odpojte napájecí kabel ze zařízení nebo z nástěnné zásuvky. Pokud se vaše zařízení nevypne, když dojde k otevření víka, zařízení vypněte a kontaktujte zástupce Ohaus a požádejte o opravu.

d. Když se zařízení nepoužívá, spínač ZAP./VYP. přepněte do pozice VYP.

NOTE: IF RUNNING LESS THAN A FULL RACK OF SAMPLES, IT IS IMPORTANT TO HAVE SAMPLES BALANCED STARTING FROM THE CENTER OF THE RACK.

IMPORTANT: Abyste předešli zbytečnému opotřebením lytického homogenizéru HT, hmotnost desek a vzorků nesmí překročit 300 gramů. Typická deska s drceným médiem, vzorkem, a extrakční amortizátor budou vážit méně než 200 gramů.

Použití trubiček se vzorky v lytickém homogenizéru HT je stejně nezbytné jako použití hlubokých desek. Množství prostoru je pro efektivní homogenizaci vzorku velmi důležité. Čím těžší je látka k rozdrcení, tím méně jí lze do trubky nebo na desku dát. Vzorky musí být v homogenizéru před drcením pevně uzamknuty, jak je popsáno v části „Návod k obsluze“ (viz výše).

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Chyba	Příčina	Oprava
E1	Obvodová deska „nevidí“ žádný vstup rychlosti. To by mohlo být způsobeno úplným zastavením motoru, mechanickým problémem, který způsobí, že mechanismus neprochází senzorem nebo elektrickým problémem jako je selhání senzoru.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="721 136 1562 217">1. Zkontrolujte, že se neobjevila žádná mechanická překážka, která by způsobila zaseknutí mechanismu. Táč se musí nahoru a dolů pohybovat s malým odporem. POZNÁMKA: V horní a dolní části „pohybu“ existuje bod, v kterém bude mechanismem při zastavení těžké pohnout. Nejde o problém motoru. <li data-bbox="721 227 1562 280">2. Restartujte napájení, spínač ZAP./VYP. přepněte do pozice VYP., po 30 sekundách ho přepněte zpět do pozice ZAP. <li data-bbox="721 291 1562 323">3. Pokud nedojde k nápravě vašeho problému, kontaktujte zástupce Ohaus.
E2	Tento chybový kód znamená, že zařízení „vidí“ rychlost, která se liší od rychlosti nastavené nebo že zařízení nedokáže udržet stálou rychlost. To by mohlo být způsobeno přetížením nebo zaseknutím zařízení, v důsledku nekonzistentního nebo slabého zdroje napájení nebo interním elektrickým problémem.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="721 344 1562 366">1. Zkontrolujte, zda zapojený zdroj napájení odpovídá elektrickým požadavkům zařízení. <li data-bbox="721 376 1562 457">2. Zkontrolujte, že se neobjevila žádná mechanická překážka, která by způsobila zaseknutí mechanismu. Táč se musí nahoru a dolů pohybovat s malým odporem. POZNÁMKA: V horní a dolní části „pohybu“ existuje bod, v kterém bude mechanismem při zastavení těžké pohnout. Nejde o problém motoru. <li data-bbox="721 468 1562 521">3. Restartujte napájení, spínač ZAP./VYP. přepněte do pozice VYP., po 30 sekundách ho přepněte zpět do pozice ZAP. <li data-bbox="721 532 1562 563">4. Pokud nedojde k nápravě vašeho problému, kontaktujte zástupce Ohaus.
Zařízení je bez napájení	Spálená pojistka	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="721 583 1562 604">1. Pojistku vyměňte za dodaný náhradní díl. Pokud problém přetrvává, postupujte dle bodu 2. <li data-bbox="721 614 1562 695">2. Zkontrolujte, že se neobjevila žádná mechanická překážka, která by způsobila zaseknutí mechanismu. Táč se musí nahoru a dolů pohybovat s malým odporem. POZNÁMKA: V horní a dolní části „pohybu“ existuje bod, v kterém bude mechanismem při zastavení těžké pohnout. Je to normální. <li data-bbox="721 706 1562 738">3. Pokud nedojde k nápravě vašeho problému, kontaktujte zástupce Ohaus.
Zařízení se nespustí	Víko není správně zavřené	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="721 755 1562 776">1. Západku víka uvolněte a znovu zajistěte. <li data-bbox="721 787 1562 819">2. Pokud nedojde k nápravě vašeho problému, kontaktujte zástupce Ohaus.



사용 설명서
HT 라이징 균질기, HOHTDG

EN - English	1
FR - Français	10
ES - Español	20
IT - Italiano	30
DE - Deutsch	40
PT - Português	50
NL - Nederlands	55
NO - Norsk	60
DA - Dansk	65
SV - Svenska	70
FI - Suomi	75
HU - Magyar	80
PL - Polski	85
CZ - Czech	90
KR - Korean	95



안전 수칙

이 장비를 운용하기 전에 전체 취급 설명서를 읽으십시오.



경고! HT 라이징 균질기를 위험한 장소에서 또는 장비 설계 의도와 맞지 않는 위험한 재료와 함께 사용하지 마십시오.

경고: 코드를 부적절한 등급의 주 전원 코드로 교체하지 마십시오.



경고! 제조업체가 제공하거나 추천하지 않는 액세서리와 함께 사용하거나 제조업체에 의해 명시되지 않은 방식으로 사용할 경우 HT 라이징 균질기에 의해 제공된 보호가 손상될 수 있습니다.

이 장비는 간헐적인 사용만을 위해 설계되었습니다. 최상의 성능과 최대한 안전을 위해 장비를 항상 평평한 표면 상에서 운용하십시오.

뚜껑을 사용하여 장비를 들어 올리지 마십시오. DO NOT run 뚜껑이 열린 상태에서 장비를 작동시키지 마십시오. 위험한 조건을 야기할 수 있습니다. 고무 흡입 컵 다리들이 단단히 부착되지 않은 상태에서 장비를 작동시키지 마십시오.



주의! 전기 충격을 피하기 위해, 장비로부터 전원 코드를 분리하거나 벽 콘센트로부터 플러그를 빼내서 장비로 공급되는 전력을 완전히 차단하십시오. 정비나 점검 전에 장비를 전원 공급기로부터 분리하십시오. 유출물들은 신속하게 제거해야 합니다. 청소를 위해 장비를 액체 속에 담그지 마십시오. 장비가 전기적으로나 기계적으로 손상을 입었다는 징후가 보일 경우, 장비를 운용하지 마십시오. HT 라이징 균질기는 건조한 조건에서 운용되도록 설계되었습니다. 이 제품을 사용할 때 청력 보호기의 사용이 강력하게 권장됩니다.







접지 - 보호 전도체 단자



교류

규격 및 법규

다음 규격 및 법규에의 부합이 제품 상 해당 마크에 의해 표시되어 있습니다.

마크	규격 및 법규
	HT 라이징 균질기는 명령 EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04에 부합합니다. EU 적합성 선언의 전체 내용은 다음 주소에서 제공되고 있습니다: www.Ohaus.com/WEEE
	이 제품은 명령 2012/19/EU에 부합합니다. 이 제품을 전기 및 전자 장비에 대해 명시된 수집 지점에서의 현지 법규에 따라 처리하십시오. 유럽에서의 처리 지점에 대해서는 www.ohaus.com/wEEE 를 참조하십시오.
	EN 61326-1
	CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012-05 CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-051:201510 UL 61010-1:2012-05 EN 61010-1:2010-10, EN 61010-2-051:2015-04에 의해 보완됨.

전세계 공지 사항

경고: 이것은 A 클래스 제품입니다. 어떤 국내 환경에서 이 제품은 전파 장애를 야기할 수 있습니다. 이 경우, 사용자는 적절한 대책을 취해야 합니다.


캐나다 공지 사항

이 A 클래스 디지털 장치는 캐나다 ICES-003에 부합합니다.

FCC 공지 사항

주: 이 장비는 시험되었으며 FCC 규칙 제 15 부에 따른 A 클래스 디지털 장치에 대한 제한 사항들에 부합하는 것으로 나타났습니다. 이 제한 사항들은 장비가 상업 환경에서 운용될 때 유해한 간섭으로부터 적절한 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시키고, 사용하고 방출할 수 있으며, 취급 설명서에 따라 설치되고 사용되지 않을 경우, 무선 통신에 유해한 간섭을 야기할 수 있습니다. 주거 지역 내에서의 이 장비의 운용은 유해한 간섭을 야기할 가능성이 있으며 이 경우 사용자는 그 자신의 비용으로 간섭을 시정해야 합니다.

Ohaus Corporation에 의해 명시적으로 승인되지 않은 변경이나 수정은 장비 운용에 대한 사용자의 권한을 무효화시킬 수 있습니다.

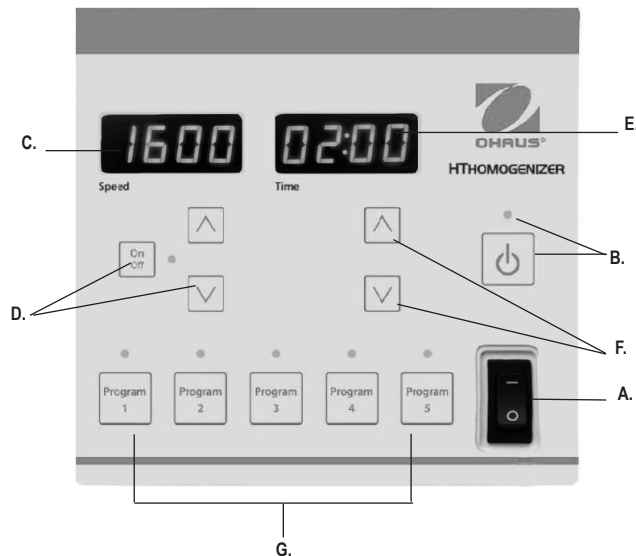

전면판 - HT 라이징 균질기

HT 라이징 균질기의 전면판에는 장비를 작동시키는 데 필요한 모든 제어 장치 및 디스플레이들이 포함되어 있다.


- A. 전원 스위치: 이것은 시스템의 주 스위치이다. 이 스위치가 ON 위치에 놓이지 않는 한 장비는 작동하지 않는다. 스위치를 ON (-) 위치로 전환하여 장비에 동력을 공급한다. 스위치를 OFF (0) 위치로 전환하여 내부 전자 구성품으로부터 전원을 차단한다.
- B. 대기 버튼/대기 표시등: 주 전원 스위치가 ON 위치에 있으면 대기 표시등이 점등한다. 대기 버튼을 눌러 장비를 “대기 모드” 에서 빠져 나오게 한다. 이때 대기 표시등이 꺼진다. 대기 버튼을 다시 누르면 장비는 다시 대기 모드로 돌아간다.
- C. 속도 표시: 균질기의 속도를 보여준다. D. 상향/하향 화살표: 설정값 제어용. ON/OFF 버튼을 누르면 왕복 운동 기능이 시작/중단된다.

- E. 시간 표시: (장비의 작동이 시작되기 전) 설정 시간을 보여 주거나 (장비의 작동이 일단 시작되거나 장비 작동이 잠시 멈추면) 남은 시간을 보여준다. 표시의 범위는 1 초 간격으로 00:00에서 10:00 분이다. 분 및 초가 표시된다. 이 기능은 시간 측정 (초 읽기) 모드에서만 사용된다.
- F. 상향/하향 버튼: 설정치 제어용. 상향/하향 화살표 설정값 제어용.
- G. 프로그램 버튼: 샘플 유형에 따른 공통 시간 및 속도 조합용 공장 설정 버튼들. 상세한 정보는 8 페이지 참조. 어떤 사전 설정 버튼이 활성화되어 있을 경우, 해당 설정은 변경할 수 없다.

작동 지시서


중요: 중요: 이 장치는 간헐적인 사용만을 위해 설계되었습니다. 매 10 분간 사용 후 최소한 1 분 간의 냉각 시간을 가져야 합니다. 균질화 공정에 대한 내구성이 있는지 여부를 결정하기 위해 해당 연마제가 들어 있는 플레이트나 튜브의 시험 작동을 수행하는 것이 바람직합니다.

1. 준비하기:

- a. 견고한 표면 위에 장치를 올려 놓으십시오.
 - i. 제품을 영구적으로 둘 장소라면, 내부 고무 다리로부터 플라스틱 뚜껑을 제거하십시오 내부 고무가 장소의 표면에 달라붙을 것입니다.
 - ii. 장치를 영구적으로 둘 장소가 아니면, 고무 다리 위 플라스틱 뚜껑을 그대로 놔두십시오.
- b. 올바르게 접지된 소켓 안으로 코드를 끼워 넣으십시오.
- c. (-) 표시되어 있는 스위치의 측면을 눌러 전원 스위치를 ON 위치로 이동하십시오.
- d. 대기 버튼을 누르십시오: 
 - i. 버튼 위로 LED가 들어오고 LED 화면이 들어올 것입니다.

2. 플레이트 장착하기:

- a. 뚜껑 걸쇠를 시계 반대 방향으로 돌려 뚜껑의 잠금을 해제하십시오.
- b. 뚜껑을 여십시오.
- c. 흑색 클램프 고정 손잡이를 누르고 클램프가 완전히 올라갈 때까지 핸들을 샘플 클램프를 느슨하게 하고시계 반대 방향으로 돌려 샘플 클램프를 느슨하게 하십시오.

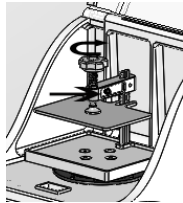

- d. 샘플을 클램프 아래 놓으십시오.
- e. 완전히 조여질 때까지 핸들을 시계 방향으로 돌려 조이십시오.
 - i. 나사가 잠기는 소리가 들릴 것입니다. 소리가 나지 않으면, 흑색 고정 손잡이를 앞으로 당겨 결합시키십시오.
- f. 뚜껑을 닫고 제자리에 잠그십시오.
 - i. 뚜껑 걸쇠를 시계 방향으로 돌려 뚜껑을 고정하십시오.

중요: 로킹 암(Locking arm)이 견본에 대해 잘못된 높이에 있을 경우, 그것은 포함되어 있는 알렌 렌치를 사용하여 육각 나사를 제거하고 잠금 나사를 느슨하게 하여 그것을 수직암 위에 있는 다른 구멍 중 하나에 재배치함으로써 높이를 조정할 수 있습니다. 흑색육각 나사를 수직 암 내 구멍 중 하나에 삽입하지 않은 상태에서 장치를 작동시키지마십시오.

3. 장치 세팅하기:

장치를 세팅하거나 기능하게 하기 위해서는 뚜껑이 닫히고 잠겨 있어야 합니다.

- a. a. 표준 세팅:
 - i. 가속 또는 감속 버튼을 눌러 원하는 속도로 맞추세요.
 1. 참고: 빠른 세팅을 원하면 버튼을 누른 상태로 유지하십시오.
 - ii. 시간 증가 및 감소 버튼을 눌러 원하는 시간에 도달하십시오.
 1. 참고: 빠른 세팅을 원하면 버튼을 누른 상태로 유지하십시오.
 - iii. 원하는 속도 및 시간이 일단 세팅되면, 속도 ON/OFF 버튼을 눌러 장치의 기능을 시작하십시오.
 - iv. 장치를 작동시키려면 꼭 시간이 세팅되어야 합니다. 시간이 00:00에 세팅되면 장치가 작동되지 않습니다.

참고: 작동 중 뚜껑이 열리면, 장치의 작동이 중지되며, 사용자는 작동 재개를 위해시작 버튼을 다시 눌러야 합니다



작동 설명서

	튜브 색상	샘플 유형	튜브 크기	속도	시간
프로그램 1	백색 황색 청색 오	박테리아 곰팡이 이스트	2mL	1500rpm	5 분
프로그램 2	랜지 색	부드러운 샘플	2mL	1500rpm	2 분
프로그램 3	적색 녹색	동물 조직 식물 재료 및	2mL	1300rpm	3 분
프로그램 4	갈색	토양 및 환경 샘플	2mL	1500rpm	4 분
프로그램 5		극저온 동결 샘플	폴리 카보네이트 4mL & 15mL 바이알	1600rpm	1 분

* 사전 설정 프로그램은 나열된 튜브들에 국한되지 않는다. 다른 크기의 튜브들에 대한 최적의 설정치를 알아내기 위해 시험이 수행되어야 한다.

b. 공장 사전 설정 프로그램 버튼:



i. 프로그램 버튼들은 다양한 유형의 샘플들을 효과적으로 분쇄 하 도 록 설계되었으며 다시 프로그램 될 수 없다.

1. 프로그램에 들어가려면 프로그램 버튼 중 하나를 누른다.
 - a. 선택된 프로그램 위에 LED 표시기가 점등된다.
2. 프로그램에서 나가려면 다른 버튼 중 하나를 누른다.

3. 프로그램을 시작하려면 속도 ON/OFF 버튼을 누른다.
4. 선택된 프로그램이 끝나면, 장비가 꺼진다.
5. 프로그램이 끝나면, 화면 표시는 프로그램 시작으로 리셋된다.



주의: 작동 중 언제든지 뚜껑이 열리면 장비 작동은 중단되며 기능을 다시 시작하기 위해서는 사용자가 시작 버튼을 다시 눌러야 한다

- c. 타이밍 주기를 중단하기 위해서는 속도 ON/OFF 전원 버튼을 OFF로 눌러준다. 중요: 장비로 들어가는 전원을 완전히 차단하려면, 장비로부터 전원 코드를 분리하거나 벽 콘센트에서 플러그를 빼낸다. 뚜껑이 열렸을 때 장비가 멈추지 않으면 스위치를 끄고 Ohaus 요원에게 연락하여 수리를 받는다.
- d. 장비를 사용하지 않을 때는 ON/OFF 전원 스위치를 OFF 위치로 켜 놓는다.

주의: 샘플이 전체 랙에 꽂 차지 않을 때는 랙의 중앙으로부터 시작하여 샘플들이 균형을 잡도록 하는 것이 중요하다.

중요: HT 라이징 균질기의 불필요한 마모를 방지하기 위해 마이크로 웰 플레이트 및 바이알 샘플은 300 그램을 초과하지 않아야 한다. 분쇄 매체, 샘플 및 추출 완충액을 포함한 일반적인 깊은 웰 플레이트의 무게는 200 그램 미만이다.

HT 라이징 균질기와 함께 소형 튜브 랙 내에서 샘플 튜브들을 사용하는 깊은 웰 플레이트들을 사용과 근본적으로 동일하다. 상부 공간의 양은 효율적인 샘플 균질화에 매우 중요하다. 일반적으로 분쇄될 물질이 단단할수록 각 튜브나 웰에 더 적은 공간이 추가될 수 있다. 샘플들은 '작동 설명서' (위 참조)에 기술되어 있는 대로 분쇄되기 전에 균질기 내로 단단히 고정되어야 한다.

오류코드 및 오류관련 수리방법

오류코드	오류의 원인	수리 방법
E1	회로판에 어떤 속도의 입력도 “확인” 되지 않는다. 이것은 모터의 완전한 정지, 기계 장치가 센서를 지나가지 않도록 하는 기계적 문제 또는 센서 오작동 등과 같은 전기적 문제에 의해 야기될 수 있다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기계 장치 고장을 야기하는 기계적 장애가 없는지 반드시 확인한다. 트레이가 저항없이 아래 위로 움직여야 한다. 주의: 기계 장치가 “행정”의 상사점 및 하사점에 정지했을 때 움직이기 어려운 지점이 있다. 이것은 모터 문제가 아니다. 2. ON/OFF 스위치를 OFF 위치로 돌리고 30 초간 놔둔 후 다시 ON 위치로 전환함으로써 전력을 순환시킨다. 3. 이것으로 문제가 해결되지 않으면 Ohaus 요원에게 연락한다.
E2	이 오류 코드는 장비가 설정 속도와 다른 속도를 확인하거나 장비가 한결 같은 속도를 유지하지 못한다는 것을 의미한다. 이것은 장비의 과부하나 걸림 또는 자주 변하거나 낮은 전력원 또는 내부 전기 문제에 의해 야기될 수 있다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 장비가 연결되어있는 전력원이 장비의 전기적 요구 사항과 일치하는지 확인한다. 2. 기계 장치 고장을 야기하는 어떤 기계적 장애도 없다는 것을 반드시 확인한다. 트레이가 저항 없이 아래 위로 움직여야 한다. 주의: 기계 장치가 “행정”의 상사점 및 하사점에 정지했을 때 움직이기 어려운 지점이 있다. 이것은 모터 문제가 아니다. 3. ON/OFF 스위치를 OFF 위치로 돌리고 30 초간 놔둔 후 다시 ON 위치로 전환함으로써 전력을 순환시킨다. 4. 이것으로 문제가 해결되지 않으면 Ohaus에 연락한다.
장비에 전원이 인가되어 있지 않음	퓨즈 끊어짐.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공급된 예비품으로 퓨즈를 교체한다. 문제가 다시 발생할 경우 # 2를 참조한다. 2. 기계 장치 고장을 야기하는 어떤 기계적 장애도 없다는 것을 반드시 확인한다. 트레이가 저항 없이 아래 위로 움직여야 한다. 주의: 기계 장치가 “행정”의 상사점 및 하사점에 정지했을 때 움직이기 어려운 지점이 있다. 이것은 모터 문제가 아니다. 3. 이것으로 문제가 해결되지 않으면 Ohaus에 연락한다.
장 비 가 작동되지 않음	뚜껑이 잘 잠겨있지 않다.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 뚜껑 걸쇠를 풀었다가 다시 고정한다. 2. 이것으로 문제가 해결되지 않으면 Ohaus에 연락한다.



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 (973) 377-9000
Fax: +1 (973) 944-7177

With offices worldwide.
www.ohaus.com

30391489

SAP P/N: 30391489
P/N: 530150-00

© 2019 OHAUS Corporation, all rights reserved