

Accessories Series

INSTRUCTION MANUAL

Model
CL-16.1

Version: 1
Issued: 26, 02, 2016



Table of Contents

Warning

Symbols and conventions

Safety Information

Intended use

Overview

Unpacking

Assembling

Using the illuminator

Maintenance

Troubleshooting

Equipment disposal

Warning

This microscope is a scientific precision instrument designed to last for many years with a minimum of maintenance. It is built to high optical and mechanical standards and to withstand daily use. We remind you that this manual contains important information on safety and maintenance, and that it must therefore be made accessible to the instrument users. We decline any responsibility deriving from incorrect instrument use that does not comply with this manual.

Symbols and conventions

The following chart is an illustrated glossary of the symbols that are used in this manual.



CAUTION

This symbol indicates a potential risk and alerts you to proceed with caution.



ELECTRICAL SHOCK

This symbol indicates a risk of electrical shock.

Safety Information




Avoiding Electrical Shock

Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in off position. Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users have full responsibility to use this equipment safely. Please follow the guidelines below, and read this manual in its entirety to ensure safe operation of the unit.

Intended use

For research and teaching use only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.

Overview

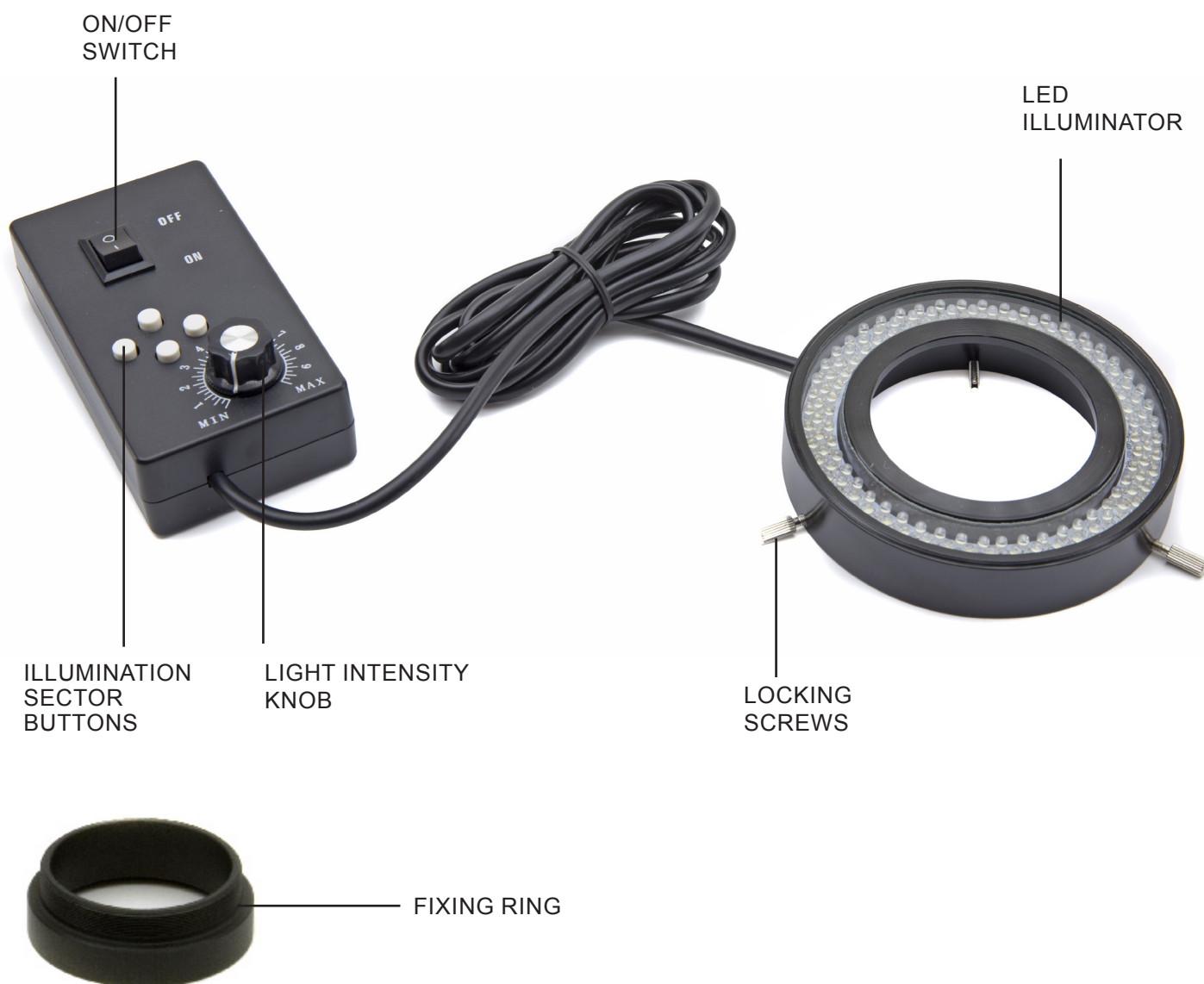

Unpacking

Extract the illuminator from its packaging. Keep it away from solvents, chemical vapors and excessive moisture. Avoid high temperature environments, the direct sunshine and excessive vibrations, which could affect the performance of the instrument.

Operating environment

Temperature: : 10 - 36°C (50 – 96.8°F)

Relative humidity: 0 – 85% up to 30°C (86°F)

Assembling

Installing the illuminator

Screw the fixing ring on the bottom of the Stereo head.



Place the illuminator on the fixing ring, using the three locking screws.

Connect the power supply to wall socket.



The power supply should be used only on network sockets equipped with adequate grounding.

Using the illuminator

Avoid disassembling the instrument

Do not disassemble the instrument. This entails the cancellation of the warranty and may cause malfunction.

- Use ON/OFF switch ① to turn the LEDs on.
- Use the knob ② to adjust the light intensity.
- Use the 4 sector buttons ③ to control the illumination modes:
 - Full circle illumination
 - Half circle illumination
 - Quarter circle illumination



Always disconnect the power supply from the illuminator when not in use for long time, while you clean it or when you perform any maintenance.

Maintenance

Microscopy environment

This microscope is recommended to be used in a clean, dry and shock free environment with a temperature of 5°-40°C and a maximum relative humidity of 75 % (non condensing). Use a dehumidifier if needed.

To think about when and after using the microscope



- The microscope should always be kept vertically when moving it and be careful so that no moving parts, such as the eyepieces, fall out.
- Never mishandle or impose unnecessary force on the microscope.
- Never attempt to service the microscope yourself.
- After use, turn off the light immediately, cover the microscope with the included dust-cover, and keep it in a dry and clean place.

Electrical safety precautions



- Before plugging in the power supply, make sure that the supplying voltage of your region matches with the operation voltage of the equipment and that the lamp switch is in off-position.
- Users should observe all safety regulations of the region. The equipment has acquired the CE safety label. However, users do have full responsibility to use this equipment safely.

Cleaning the optics

- If the optical parts need to be cleaned try first to: use compressed air.
- If that is not sufficient: use a soft lint-free piece of cloth with water and a mild detergent.
- And as a final option: use the piece of cloth moistened with a 3:7 mixture of ethanol and ether.
Note: ethanol and ether are highly flammable liquids. Do not use them near a heat source, near sparks or near electric equipment. Use these chemicals in a well ventilated room.
- Remember to never wipe the surface of any optical items with your hands. Fingerprints can damage the optics.
- Do not disassemble objectives or eyepieces in attempt to clean them.

For the best results, use the OPTIKA cleaning kit (see catalogue).

If you need to send the microscope to Optika for maintenance, please use the original packaging.

Troubleshooting

Review the information in the table below to troubleshoot operating problems.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
1. Optical System		
LED does not light.	Power cord is unplugged.	Plug power cord into the power outlet.
		Press the sector buttons to switch the LEDs on.
Light too dim on the sample	Only one sector is lit up.	Press the sector buttons to switch the LEDs on.
	Intensity set too low.	Adjust the intensity knob.

Equipment disposal

Art.13 Dlsg 25 July 2005 N°151. "According to directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC relating to the reduction in the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and waste disposal."



The basket symbol on equipment or on its box indicates that the product at the end of its useful life should be collected separately from other waste.

The separate collection of this equipment at the end of its lifetime is organized and managed by the producer. The user will have to contact the manufacturer and follow the rules that he adopted for end-of-life equipment collection.

The collection of the equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal, helps to prevent possible adverse effects on the environment and health and promotes reuse and/or recycling of materials of the equipment.

Improper disposal of the product involves the application of administrative penalties as provided by the laws in force.

Serie Accessori

MANUALE D'ISTRUZIONI

Modello
CL-16.1

Versione: 1

Emesso il: 26, 02, 2016



Sommario

Avvertenze

Simboli e convenzioni

Informazioni di sicurezza

Applicazioni d'uso

Lista accessori e ricambi

Panoramica

Disimballaggio

Assemblaggio

Uso del microscopio

Manutenzione

Risoluzione problemi

Misure ecologiche

Avvertenze

Il presente microscopio è uno strumento scientifico di precisione studiato per durare molti anni con una manutenzione minima, essendo costruito secondo i migliori standard ottici e meccanici e progettato per un utilizzo quotidiano. Vi ricordiamo che il presente manuale contiene informazioni importanti sulla sicurezza e manutenzione dello strumento, e deve quindi essere accessibile a chiunque lo utilizzi. Optika declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dei suoi strumenti non indicato nella presente guida.

Simboli e convenzioni

Il seguente paragrafo è un glossario illustrato dei simboli usati nel manuale.



ATTENZIONE

Questo simbolo indica un potenziale rischio e vi avvisa di procedere con attenzione.



SHOCK ELETTRICO

Questo simbolo indica un rischio di shock elettrico.

Informazioni sulla Sicurezza



Precauzioni sicurezza elettrica

Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di rete, assicurarsi che il voltaggio della rete elettrica del vostro Paese sia compatibile con il voltaggio di alimentazione dello strumento, e che l'interruttore dell'illuminatore sia sulla posizione spenta. L'utente deve osservare la regolamentazione riguardante la sicurezza in vigore nel proprio Stato. Lo strumento è dotato di marcatura di sicurezza CE. In ogni caso, l'utente ha piena responsabilità riguarda l'utilizzo sicuro dello strumento stesso. Prego fare attenzione alle seguenti linee guida, leggere il manuale per intero al fine di operare in sicurezza.

Applicazioni d'uso

Solo per applicazioni di ricerca ed usi didattici. Non indicato per utilizzo diagnostico e terapeutico umano e veterinario.

Panoramica



Disimballaggio

Estrarre l'illuminatore dalla confezione. Tenere lontano da solventi, vapori chimici e umidità eccessiva. Evitare ambienti con temperature elevate, la luce diretta del sole e vibrazioni eccessive, che potrebbero influire sulle prestazioni dello strumento.

Ambiente operativo

Temperatura: : 10 - 36°C (50 – 96.8°F)

Umidità relativa: 0 – 85% fino a 30°C (86°F)

Assemblaggio

Installazione dell'illuminatore

Avvitare l'anello di fissaggio sulla parte inferiore della testa stereo.



Fig.1

Posizionare l'illuminatore sull'anello di fissaggio, utilizzando le tre viti di bloccaggio.

Collegare l'alimentatore alla presa a muro.



Fig.2



L'alimentatore deve essere utilizzato solo su prese di rete dotate di adeguata messa a terra.

Uso del microscopio

Evitare di smontare lo strumento

Non smontare lo strumento. Ciò comporta l'annullamento della garanzia e può causare malfunzionamenti.

- Utilizzare l'interruttore ON/OFF ① per accendere i LED.
- Usare la manopola ② per regolare l'intensità della luce.
- Utilizzare i 4 pulsanti settore ③ per controllare le modalità di illuminazione:
 - Illuminazione a piena circonferenza
 - Illuminazione a metà circonferenza
 - Illuminazione a quadrante



Fig.3



Scollegare sempre l'alimentazione dall'illuminatore quando non viene utilizzato per lungo tempo, mentre si pulisce o quando si esegue una manutenzione.

Manutenzione

Condizioni ambientali

Si raccomanda di utilizzare il microscopio in un ambiente pulito, asciutto e privo di shock elettrici e con una temperatura ambiente tra 5°-40°C ed una umidità relativa massima di 75 % (in assenza di condensa). Utilizzare deumidificatore ove necessario.

Da ricordare durante e dopo l'utilizzo del microscopio



- Il microscopio deve sempre essere tenuto in posizione verticale durante gli spostamenti e porre attenzione che i componenti mobili, come gli oculari, non cadano.
- Maneggiare con cura e non adoperare inutile forza sul microscopio.
- Non provvedere alla manutenzione da soli.
- Dopo l'uso, spegnere immediatamente la luce, coprire il microscopio con la copertina anti-polvere in dotazione, e riporre in luogo asciutto e pulito.

Precauzioni per la sicurezza elettrica



- Prima di collegare l'alimentatore, assicurarsi che la tensione del vostro Paese sia compatibile con la tensione richiesta dallo strumento e che l'illuminazione sia spenta.
- L'utilizzatore deve attenersi alla regolamentazione sulla sicurezza elettrica del proprio Paese. Lo strumento è dotato di certificato di sicurezza CE. In ogni caso, l'utilizzatore ha piena responsabilità dell'utilizzo in tutta sicurezza dello strumento.

Pulizia delle ottiche

- Se le parti ottiche necessitano pulizia come prima cosa: usare aria compressa.
- Se non sufficiente: utilizzare un panno soffice privo di peli con acqua e latte detergente.
- Come ultima possibilità: usare un panno bagnato con soluzione 3:7 di alcool etilico e etere.
Nota: alcool ed etere sono materiali altamente infiammabili. Non utilizzare vicino a fonti di calore, fiamme o dispositivi elettrici. Utilizzare questi agenti chimici in un ambiente ben ventilato.
- Non strofinare mai i componenti ottici con le mani, le impronte digitali danneggiano le ottiche.
- Non smontare mai obiettivi ed oculari con lo scopo di pulirli.

Per risultati migliori, usare il cleaning kit di OPTIKA (vedere catalogo).

Se è necessario spedire il vostro microscopio in Optika per manutenzione, vi preghiamo di utilizzare il suo imballo originale.

Risoluzione problemi

Seguire le indicazioni della tabella sottostante per risoluzione problemi operativi.

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
1. Optical System		
I LED non si accendono	Cavo di alimentazione non connesso.	Connettere il cavo di alimentazione.
		Premere i pulsanti settore illuminazione.
Luce troppo debole sul campione	Solo un settore è acceso.	Premere i pulsanti settore illuminazione.
	Intensità regolata troppo bassa.	Regolare la manopola intensità illuminazione.

Smaltimento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n°151. "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto riportato sulla apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore.

L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo della apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Serie accesorios

MANUAL DEL USUARIO

Modelo
CL-16.1

Versión: 1

Fecha: 26, 02, 2016



Contenido

Advertencia

Simbolos

Información de seguridad

Utilización

Lista de accesorios y repuestos

Vista general

Desembalaje

Montaje

Utilización del iluminador

Mantenimiento

Problemas y soluciones

Eliminación de residuos

Advertencia

Este microscopio es un instrumento científico de precisión diseñado para durar muchos años con un mínimo mantenimiento. Construido siguiendo los estándares ópticos y mecánicos de alta calidad y para soportar su uso diario. Recomendamos leer este manual que contiene informaciones sobre seguridad y mantenimiento, y es accesible a los usuarios de los instrumentos. Optika declina toda responsabilidad derivada del uso incorrecto del equipo y que no sea conforme con el presente manual.

Simbolos

La siguiente lista muestra los símbolos que se utilizan en este manual



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica un riesgo potencial y sugiere proceder con precaución.



DESCARGA ELECTRICA

Este simbolo indica riesgo de descarga eléctrica.

Información de seguridad



Evitar descarga eléctrica

Antes de conectar la fuente de alimentación a la corriente, asegurarse que el voltaje del aparato con el de su lugar de residencia coincidan. También que el interruptor de la lámpara se encuentre en posición de apagado. Los usuarios deben comprobar las (eliminar la repetición) las normas de seguridad del lugar de residencia. El equipo ha obtenido la aprobación de seguridad de la CE. Sin embargo, los usuarios tienen la plena responsabilidad de utilizar este equipo de forma responsable y segura. Rogamos seguir las siguientes instrucciones y leer este manual en su totalidad para garantizar un funcionamiento seguro del equipo.

Utilización

Para investigación y docencia. No utilizar para técnicas o diagnosticos animal o humano.

Vista General



Desembalaje

Extraer el iluminador de su caja original. Mantenga el iluminador lejos de disolventes, productos químicos o lugar con excesiva humedad. Evite trabajar con el iluminador en ambientes con altas temperaturas, luz solar directa o vibraciones, que pudieran afectar al buen funcionamiento del mismo.

Entorno de trabajo

Temperatura: 10 - 36°C (50 – 96.8°F)

Humedad relativa: 0 – 85% up to 30°C (86°F)

Montaje

Instalación del iluminador

Enrosque el anillo de fijación en el parte inferior del cabezal estéreo.



Fig.1

Coloque el iluminador en el anillo de fijación, utilizando los tres tornillos de bloqueo.

Enchufe la fuente de alimentación a la corriente



Fig.2



El alimentador debe utilizarse sólo en enchufes de red equipados con conexión a tierra adecuada.

Utilización del iluminador

Evitar el desmontaje instrumento

No desmonte el instrumento. Esto implica la cancelación de la garantía y puede causar un mal funcionamiento.

- Utilice el botón de encendido/apagado ① para poner en marcha los LEDs del iluminador.
- Utilice el reóstato ② para ajustar la intensidad de luz.
- Utilice cualquiera de los 4 botones ③ que seleccionan el tipo de luz:

- Iluminación con todos los LEDs
- Iluminación con la mitad de LEDs
- Iluminación con $\frac{1}{4}$ de los LEDs



Fig.3



Desenchufe siempre el iluminador de la corriente cuando no esté en uso durante mucho tiempo, mientras lo esté limpiando o al realizar cualquier operación de mantenimiento.

Mantenimiento

Recomendaciones de uso del microscopio

Se aconseja utilizar éste microscopio en un ambiente limpio y seco.

La temperatura recomendada de trabajo es de 5-40° C y la humedad relativa máxima es de 75% (sin condensación). Si es necesario utilizar un deshumidificador.

A tener en cuenta durante la utilización del microscopio y después de ser utilizado



- El microscopio debe estar siempre en posición vertical cuando se mueve. Tener cuidado ya que hay partes móviles, tales como los oculares, que pueden caerse.
- Nunca imponer una fuerza innecesaria sobre el microscopio.
- No intentar reparar el microscopio.
- Después de trabajar con el microscopio, apagar la luz, cubrirlo con la funda anti-polvo y guardarlo en un lugar seco y limpio.

Precauciones sobre seguridad eléctrica



- Antes de conectar la fuente de alimentación a la corriente, asegúrese de que el voltaje del aparato con el de su lugar de residencia coincidan. También que el interruptor de la lámpara se encuentra en posición de apagado.
- Los usuarios deben comprobar las normas de seguridad del lugar de residencia. El equipo ha obtenido la aprobación de seguridad de la CE. Sin embargo, los usuarios tienen la plena responsabilidad de utilizar este equipo de forma responsable y segura.

Limpieza de las ópticas

- Si es necesario limpiar las piezas ópticas: primero usar aire comprimido.
- Si eso no es suficiente: limpiar las ópticas con un paño suave, del mismo tipo que los paños utilizados para limpiar las gafas
Y como última opción: Humedecer un paño con una mezcla de 3:7 de etanol y éter. Importante: el etanol y el éter son líquidos altamente inflamables. No se deben utilizar cerca de fuentes de calor, chispas o instrumentación eléctrica. Utilizar en un ambiente bien aireado.
- Se recomienda no tocar la superficie de las ópticas con las manos ya que las huellas digitales pueden dañar la óptica.
- No se deben desmontar las lentes interiores de objetivos y oculares para limpiar su interior.

Para obtener los mejores resultados, utilice el kit de limpieza OPTIKA.

Si se necesita enviar el microscopio a Optika para su mantenimiento, se ruega utilizar el embalaje original.

Problemas y soluciones

Revisar la tabla inferior para encontrar soluciones a posibles problemas con el microscopio.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
1. Sistema Óptico		
Los LED no se encienden	Cable de corriente no está conectado	Conectar el cable a la corriente
		Presionar en los botones de selector de tipo de luz para encender los LED's.
La luz sobre la muestra es muy tenue	Está seleccionado solo un sector de luz.	Presionar en los botones de selector de tipo de luz para encender los LED's.
	La intensidad de luz es muy baja.	Ajustar la intensidad mediante el reóstato.

Eliminación de residuos

En conformidad con el Art. 13 del D.L. de 25 julio 2005 n°151. Actuación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en la instrumentación eléctrica y electrónica y a la eliminación de residuos.



El símbolo del contenedor que se muestra en la instrumentación o en su embalaje indica que el producto cuando alcanzará el final de su vida útil se deberá recoger de forma separada del resto de residuos.

La gestión de la recogida selectiva de la presente instrumentación será llevada a cabo por el fabricante.

Por lo tanto, el usuario que desee eliminar la presente instrumentación tendrá que ponerse en contacto con el fabricante y seguir el sistema que éste ha adoptado para permitir la recogida selectiva de la instrumentación.

La correcta recogida selectiva de la instrumentación para su posterior reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos al ambiente y a la salud y favorece su reutilización y/o reciclado de los componentes de la instrumentación.

La eliminación del producto de forma abusiva por parte del usuario implicaría la aplicación de las sanciones administrativas previstas en la normativa vigente.

Série accessoires

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle
CL-16.1

Version: 1

Du: 26, 02, 2016



Sommaire

Avertissement

Symboles

Précautions de sécurité

Usage

Vue d'ensemble

Déballage

Assemblage

Utilisation de la lumière

Réparation et entretien

Résolution de problèmes

Ramassage

Avertissement

Le présent microscope est un appareil scientifique de précision d'une durée de vie de plusieurs années et un entretien minimum. Les meilleurs composants optiques et mécaniques ont été utilisés pour sa conception ce qui rend de cet instrument un appareil idéal pour une utilisation journalière. Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité et l'entretien du produit et par conséquent il doit être accessible à tous ceux qui utilisent cet instrument. Nous déclinons toute responsabilité quant à des utilisations de l'instrument non conformes au présent manuel.

Symboles

Le tableau suivant est un glossaire illustré des symboles qui sont utilisés dans ce manuel.



ATTENTION

Ce symbole indique un risque potentiel et vous avertit de procéder avec prudence.



CHOC ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique un risque de choc électrique.

Précautions de sécurité




Éviter choc électrique

Avant de connecter le câble d'alimentation au réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt. L'utilisateur devra consulter les normes de sécurité de son pays. L'appareil inclut une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur s'assume toute responsabilité concernant une utilisation sûre de l'appareil. Suivre les directives ci-dessous et lire ce manuel dans son intégralité pour un bon fonctionnement de l'instrument.

Usage

Uniquement pour la recherche. Non destiné à usage thérapeutique ou diagnostique sur animaux ou êtres humains.

Vue d'ensemble

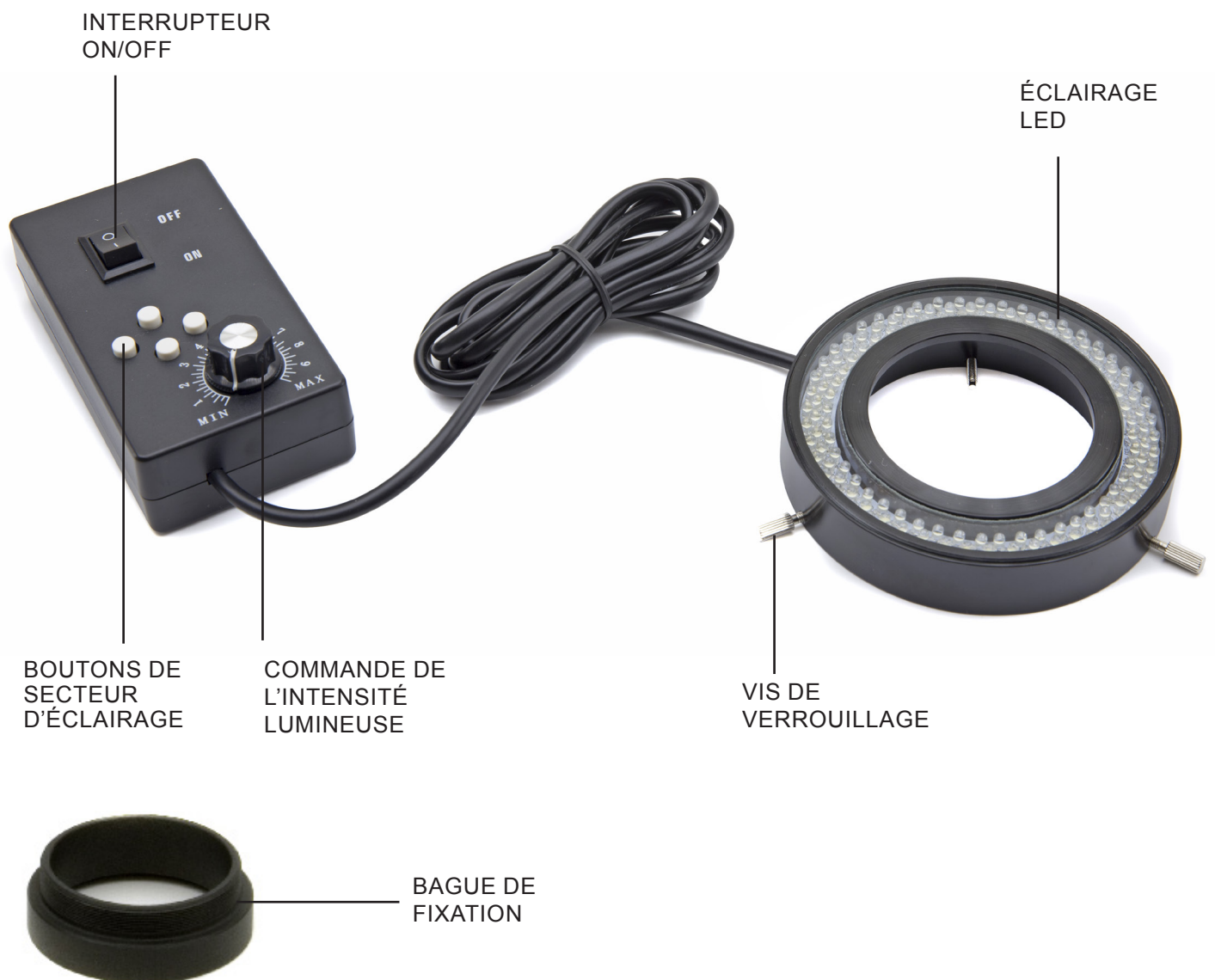

Déballage

Extraire l'illuminateur de son emballage. Gardez-le loin des solvants, de vapeurs chimiques et de l'humidité excessive. Évitez les environnements à haute température, la lumière directe du soleil et vibrations excessives, ce qui pourrait affecter les performances de l'instrument.

Environnement d'exploitation

Température: 10 - 36°C (50 – 96.8°F)

Humidité relative: 0 – 85% up to 30°C (86°F)

Assemblage

Installation de l'illuminateur

Vissez la bague de fixation en bas à la tête stéréo.



Fig.1

Placez l'illuminateur sur la bague de fixation, en utilisant les trois vis de verrouillage.

Branchez l'alimentation à une prise murale.



Fig.2



L'alimentation doit être utilisée uniquement sur les sockets du réseau équipés de mise à la terre adéquate.

Utilisation de la lumière

Évitez de démonter l'instrument

Ne démontez pas l'instrument. Cela entraîne l'annulation de la garantie et peut provoquer des dysfonctionnements.

- Utilisez l'interrupteur ON / OFF ① pour allumer les LED.
- Utilisez la commande ② pour régler l'intensité lumineuse.
- Utilisez les 4 boutons secteur ③ pour contrôler les modalités d'illumination:
 - Illumination cercle complet
 - Illumination demi-cercle
 - Illumination quart de cercle



Fig.3



Toujours débrancher l'alimentation électrique de l'éclairage en cas de non utilisation pour longtemps, lors du nettoyage ou lorsque vous effectuez l'entretien.

Réparation et entretien

Environnement de travail

Il est conseillé d'utiliser le microscope dans un environnement propre et sec, protégé des impacts, à une température comprise entre 5°C y 40°C et avec une humidité relative maximale de 75% (en absence de condensation). Il est conseillé d'utiliser un déhumidificateur si nécessaire. .

Conseils avant et après l'utilisation du microscope



- Maintenir le microscope toujours en position verticale lorsque vous le déplacez. Assurez vous que les pièces mobiles (oculaires) ne tombent pas.
- Manipuler avec attention le microscope en évitant de le forcer.
- Ne réparez pas le microscope vous même.
- Éteindre immédiatement la lumière après avoir utilisé le microscope, couvrez le avec la housse prévue à cet effet et conservez le dans un endroit propre et sec.

Précaution de sécurité sur le système électrique



- Avant de connecter le câble d'alimentation sur le réseau électrique assurez vous que la tension d'entrée soit compatible avec celle de l'appareil et que l'interrupteur de l'éclairage soit en position arrêt.
- L'utilisateur devra consulter les normes de sécurités de son pays. L'appareil inclût une étiquette de sécurité C.E. Dans tous les cas, l'utilisateur assume toute responsabilité relative à l'utilisation sûre de l'appareil.

Nettoyage des optiques

- Si vous souhaitez nettoyer les optiques, utilisez dans un premier temps de l'air comprimé.
- Si cela n'est pas suffisant, utilisez alors un chiffon non effiloché, humidifié avec un peu d'eau et avec un détergent délicat.
- Comme dernière option, il est possible d'utiliser un chiffon humide avec une solution de 3:7 d'éthanol et d'éther.
Attention: l'éthanol et l'éther sont des substances hautement inflammables. Ne les utilisez pas près d'une source de chaleur, d'étincelles ou d'appareils électriques. Les substances chimiques doivent être utilisées dans un environnement aéré.
- Ne pas frotter la superficie d'aucun des composants optiques avec les mains.
- Les empreintes digitales peuvent endommager les parties optiques.

Pour les meilleurs résultats, utiliser le kit de nettoyage OPTIKA (voir le catalogue).

Conserver l'emballage d'origine dans le cas où il serait nécessaire de retourner le microscope au fournisseur pour un entretien ou une réparation.

Résolution des problèmes


Vérifiez les informations dans le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes de fonctionnement.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
1. Système optique		
La LED ne s'allume pas	Le cordon d'alimentation est débranché.	Branchez cordon d'alimentation dans la prise de courant.
		Appuyez sur les touches du secteur pour activer les LEDs.
La lumière est trop faible sur l'échantillon	Un seul secteur est allumé.	Appuyez sur les touches du secteur pour activer les LEDs.
	Intensité trop faible.	Réglez la commande de l'intensité.

Ramassage

Conformément à l'Article 13 du D.L du 25 Juillet 2005 n°151

Action des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans l'appareil électrique et électronique et à l'élimination des résidus.

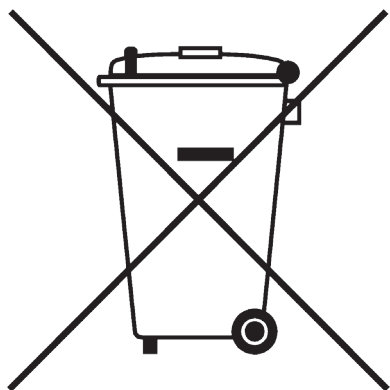

Le Symbole du conteneur qui figure sur l'appareil électrique ou sur son emballage indique que le produit devra être, à la fin de sa vie utile, séparé du reste des résidus. La gestion du ramassage sélectif du présent instrument sera effectuée par le fabricant. Par conséquent, l'utilisateur qui souhaite éliminer l'appareil devra se mettre en contact avec le fabricant et suivre le système que celui-ci a adopté pour permettre le ramassage sélectif de l'appareil. Le ramassage sélectif correct de l'appareil pour son recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise sa réutilisation et/ou recyclage des composants de l'appareil. L'élimination du produit de manière abusive de la part de l'utilisateur entraînera l'application de sanctions administratives sur la norme en vigueur.

Zubehörteile Serien

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell
CL-16.1

Version: 1
Datum: 26, 02, 2016



Inhalt

Warnung

Zeichen

Sicherheitshinweise

Verwendungsempfehlungen

Beschreibung

Auspacken

Montage

Verwendung der Leuchte

Wartung

Probleme und Lösungen

Wiederverwertung

Warnung

Dieses Mikroskop ist ein wissenschaftliches Präzisionsgerät, es wurde entwickelt für eine jahrelange Verwendung bei einer minimalen Wartung. Dieses Gerät wurde nach den höchsten optischen und mechanischen Standards und zum täglichen Gebrauch hergestellt. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten und sicheren Benutzung des Geräts. Diese Anleitung soll allen Benutzern zur Verfügung stehen. Wir lehnen jede Verantwortung für eine fehlerhafte, in dieser Bedienungsanleitung nicht gezeigten Verwendung Ihrer Produkte ab.

Zeichen

Die folgende Tabelle zeigt die Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden.



ACHTUNG

Dieses Symbol zeigt eine potentielle Gefahr und warnt, mit Vorsicht zu verfahren.



STROMSCHLAG

Dieses Symbol weist auf eine Gefahr von Stromschlägen.

Sicherheitshinweise



Elektrische Vorsichtsmaßnahmen

Bevor Sie das Netzkabel anstecken, vergewissern Sie sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist und dass der Beleuchtungsschalter sich in Position OFF befindet.

Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem Sie mit dem Mikroskop arbeiten. Das Gerät entspricht den CE-Normen. Die Benutzer tragen während der Nutzung des Geräts die volle Verantwortung dafür.

Verwendungsempfehlungen

Nur für Forschung. Nicht für therapeutische Verwendung.

Beschreibung



Auspacken

Ziehen Sie die Leuchte von der Verpackung heraus. Halten Sie das Gerät fern von Lösungsmitteln, chemischen Wirkstoffen und hoher Feuchtigkeit. Schützen Sie es auch von hohen Temperaturänderungen, der direkten Exposition zum Sonnenlicht und Erschütterungen, die die Gerätsleistungen gefährden können

Arbeitsbedingungen

Temperatur: : 10 - 36°C (50 – 96.8°F)

Relative Feuchtigkeit: 0 – 85% bis 30°C (86°F)

Montage

Installation

Schrauben Sie den Befestigungsring an den Stereokopfbasis.



Fig. 1

Legen Sie die Leuchte an den Befestigungsring mittels der drei Befestigungsschrauben.

Verbinden Sie den Netzteil an die Steckdose.



Fig. 2



Das Netzkabel muss nur zu Steckdosen verbunden werden, die über eine geeignete Erdung verfügen.

Verwendung der Leuchte

Montieren Sie das Gerät nicht ab

Betriebsstörungen können entstehen und die Garantie wird ungültig.

- Verwenden Sie den ON/OFF ① Schalter um die Led einzuschalten.
- Verwenden Sie den Knopf ② um die Licht-Intensität einzustellen.
- Verwenden Sie die 4 Sektor-Knöpfe ③ m die Beleuchtungsmodalitäten zu steuern:
 - Vollkreis-Beleuchtung
 - Mittelkreis-Beleuchtung
 - Viertelkreis-Beleuchtung



Fig. 3



Schalten Sie die Beleuchtung sofort nach der Verwendung aus, oder bei der Reinigung bzw. Wartung.

Wartung

Arbeitsumfeld

Es wird empfohlen, dieses Mikroskop in einen sauberen, trocken Umfeld zu verwenden. Arbeitsumfeldtemperatur zwischen 5 und 40° C. Feuchtigkeit nicht höher als 75% (ohne Kondensation). Wenn nötig wird es empfohlen einen Luftentfeuchter zu verwenden.

Während und nach der Verwendung



- Das Mikroskop muss immer vertikal stehen. Achten Sie darauf, die optischen Komponenten (z.B. Objektive, Okulare) nicht zu beschädigen oder diese nicht fallen lassen.
- Behandeln Sie das Mikroskop mit Vorsicht und gebrauchen Sie nicht zu viel Kraft.
- Führen Sie selber keinerlei Reparatur durch.
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Licht aus, decken Sie das Mikroskop mit der mitgelieferten Staubschutzhaube und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Elektrische Sicherheitsmaßnahmen



- Bevor Sie das Netzkabel anstecken, vergewissern Sie sich, dass die Spannung für das Mikroskop geeignet ist, und dass der Beleuchtungsschalter sich in position OFF befindet.
- Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften des Arbeitsplatzes, an dem Sie mit dem Mikroskop arbeiten. Das Gerät entspricht den CE-Normen. Die Benutzer tragen während der Nutzung des Geräts die volle Verantwortung dafür.

Optikreinigung

- Wenn Sie die optischen Komponenten reinigen müssen, verwenden Sie zuerst Druckluft.
- Falls nötig reinigen Sie die optischen Komponenten mit einem weichen Tuch
- Als letzte Option befeuchten Sie einen Tuch mit einer Mischung 3:7 von Ethanol und Ether. Beachten Sie, dass Ethanol und Ether sehr entzündliche Flüssigkeiten sind. Sie müssen bei einer Wärmequelle, bei Funken oder bei elektrische Geräte nicht verwendet werden. Verwenden Sie diese Chemikalien in einer gut belüfteten Raum.
- Scheuern Sie keine Oberfläche der optischen Komponenten mit den Händen, da Fingerabdrücke die Optik beschädigen können.
- Montieren Sie die Objektive und Okulare nicht ab, um sie zu reinigen.

Am Besten verwenden Sie das OPTIKA Reinigungskit (siehe Katalog)

Falls das Mikroskop aus Wartungszwecken an Optika zurückgeschickt werden muss, verwenden Sie bitte immer die Originalverpackung.

Probleme und Lösungen

Siehe bitte die Tabelle hier unten für Lösungen an mögliche Probleme mit dem Mikroskop.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Optisches System		
LED does not light.	Das Netzkabel ist nicht verbunden.	Das Netzkabel verbinden.
		Drücken Sie die Sektorknöpfe, um die LED einzuschalten.
Das Licht ist zu dunkel auf der Probe	Nur ein Sektor ist eingeschaltet.	Drücken Sie den Sektor-Knopf, um die LED einzuschalten.
	Die Intensität ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie den Intensitätsknopf ein.

Wiederverwertung

Gemäß dem Artikel 13 vom Dekret Nr. 151 vom 25.07.2005

“Umsetzung der Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG in Bezug auf die Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie die Abfallentsorgung”



Das Symbol vom Müllcontainer erscheint auf dem Gerät oder der Verpackung und weist darauf hin, dass das Produkt Ende des Lebens separat von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Die getrennte Sammlung von Geräten, die am Ende Ihrer Lebensdauer sind, wird vom Hersteller organisiert. Der Benutzer, der dieses Gerät entsorgen möchte, muss dann Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen und der Vorgehensweise folgen, die zur separaten Entsorgung eingeführt geworden ist. Die korrekte Sammlung von Geräten um die nachfolgende Behandlung, Entsorgung und umweltfreundliche Wiederverwendung zu ermöglichen ist ein Beitrag um negative Auswirkungen auf der Umwelt und der Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung der Gerätkomponenten zu begünstigen. Die illegale Entsorgung des Produkts vom Benutzer wird gemäß den geltenden Bestimmungen bestraft.

Acessórios Series

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modello
CL-16.1

Versão: 1
Emitido: 26, 02, 2016



Tabela de Conteúdos

Advertência

Símbolos

Informações sobre a segurança

Utilização prevista

Vista Geral

Desembalagem

Montagem

Utilização da luz

Manutenção

Resolução de problemas

Eliminação

Advertência

Este microscópio é um instrumento científico de alta precisão, projetado para durar um longo tempo com manutenção mínima; a sua realização respeita os melhores padrões óticos e mecânicos, para que possa ser utilizado diariamente. Recordamos que este manual contém informações importantes para a segurança e a manutenção do instrumento, portanto deve ser colocado à disposição daqueles que o irão utilizar. O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade em caso de utilização do instrumento não indicada neste manual.

Símbolos

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados neste manual.



PERIGO

Este símbolo indica um risco potencial e adverte que é preciso proceder com cuidado



CHOQUE ELÉTRICO

Este símbolo indica um risco de choque elétrico.

Informações sobre a segurança



Para evitar choques elétricos

Antes de ligar o cabo de alimentação com a tomada elétrica, certificar-se de que a tensão da rede local coincida com a tensão do instrumento e que o interruptor da iluminação esteja na posição "Off". Os utilizadores deverão seguir todas as normas de segurança locais. O instrumento tem certificação CE. Em todo o caso, os utilizadores são os únicos responsáveis pela utilização segura do instrumento. Para a utilização com segurança do instrumento, é importante respeitar as seguintes instruções e ler completamente o manual.

Utilização prevista

Apenas para pesquisa. Não é prevista qualquer utilização deste instrumento para finalidades diagnósticas

Vista Geral



Desembalagem

Extrair o iluminador da embalagem. Mantê-lo afastado de solventes, vapores químicos e humidade excessiva. Evitar ambientes com temperaturas elevadas, a luz direta do sol e vibrações excessivas, que poderão influenciar o desempenho do aparelho.

Ambiente operativo

Temperatura: 10 - 36°C (50 – 96.8°F)

Humidade relativa: 0 – 85% fino a 30°C (86°F)

Montagem

Instalação do iluminador

Apertar o anel de fixação na parte inferior da cabeça stereo.



Fig.1

Posicionar o iluminador no anel de fixação, utilizando os três parafusos de bloqueio.

Ligar a fonte de alimentação à tomada na parede.



Fig.2



A fonte de alimentação deve ser utilizada apenas em tomadas de rede com adequada ligação à terra.

Utilização da luz

Evitar desmontar o aparelho

Não desmontar o aparelho. Isto causa a anulação da garantia e pode causar maus funcionamentos.

- Utilizar o interruptor ON/OFF ① para acender os LED.
- Usar o manípulo ② para regular a intensidade da luz (mático da luz).
- Utilizar os 4 botões setor ③ para controlar as modalidades de iluminação:

- Iluminação com circunferência completa.
- Iluminação com meia circunferência.
- Iluminação com mostrador.



Fig.3



Desligar sempre a fonte de alimentação do iluminador quando não for utilizado por um longo período de tempo, enquanto se limpa ou se realiza uma manutenção.

Manutenção

Ambiente de trabalho

Recomenda-se de utilizar o microscópio em um ambiente limpo e seco, sem o risco de colisões, a uma temperatura entre 0°C e 40°C e com uma humidade relativa máxima de 85% (em ausência de condensação). Recomenda-se o uso de um desumidificador, se necessário

Antes e depois da utilização do microscópio



- Manter o microscópio sempre em posição vertical quando se o desloca.
- Certificar-se além disso que as partes móveis, por exemplo os oculares, não caiam.
- Não manusear sem precauções e não usar força inútil no microscópio.
- Não tentar fazer qualquer reparação por si próprio.
- Depois do uso desligar imediatamente a lâmpada, cobrir o microscópio com a sua proteção anti-pó fornecida e mantê-lo em um lugar seco e limpo

Precauções para um uso seguro



- Antes de ligar a fonte de alimentação à rede elétrica certificar-se que a tensão local seja adequada à do aparelho e que o interruptor da lâmpada esteja posicionado no off.
- Seguir todas as precauções de segurança da zona na qual se trabalha.
- O aparelho é aprovado segundo as normas de segurança CE. Os utilizadores têm, de qualquer modo plena responsabilidade sobre a utilização em segurança do microscópio.

Limpeza das lentes

- Caso as lentes necessitem de ser limpas, utilizar em primeiro lugar ar comprimido.
- Se não for suficiente usar um pano que não deixe fiapos, húmido com água e um detergente delicado.
- Em último caso é possível usar um pano humedecido com uma solução 3:7 de álcool etílico e éter.
- Atenção: o álcool etílico e o etanol são substâncias altamente inflamáveis. Não usar junto a uma fonte de calor, faíscas ou junto a aparelhos elétricos. As substâncias devem ser manuseadas em um lugar bem ventilado.
- Não esfregar as superfícies de nenhuma lente com as mãos. As impressões digitais poderão danificar as lentes.
- Não desmontar as objetivas ou os oculares para tentar limpá-los.

Para um melhor resultado utilizar o kit de limpeza OPTIKA (ver catálogo).

Se for necessário enviar o microscópio ao fabricante para a sua manutenção, pede-se que seja utilizada a embalagem original.

Resolução de problemas

Seguir as indicações da tabela em baixo para a resolução de problemas operativos.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
1. Optical System		
OS LEDs não se acendem	Cabo de alimentação não conectado.	Conectar do cabo de alimentação.
		Pressionar os botões setor de iluminação.
Luz demasiado fraca na amostra	Está aceso apenas um setor.	Pressionar os botões setor de iluminação.
	Intensidade regulada demasiado baixa.	Regular o manípulo de intensidade de iluminação.

Eliminação

Em conformidade com o artigo 13 do decreto legislativo de 25 de julho 2005 n°151. "Atuação das diretivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos elétricos e eletrônicos, assim como a eliminação dos resíduos.



O símbolo do caixote presente no aparelho ou na sua embalagem indica que o produto no final da sua vida útil deve ser eliminado separadamente dos outros produtos. A recolha diferenciada do presente aparelho depois deste ter chegado ao fim da sua vida útil é organizada e gerida pelo fabricante.

O utilizador que desejar desfazer-se do presente aparelho deverá portanto contactar o fabricante e seguir o sistema que este adotou para permitir a recolha separada do aparelho no final da sua vida útil. A adequada recolha diferenciada para a reciclagem, tratamento e eliminação do aparelho de modo compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e favorece a sua reutilização e/ou reciclagem dos materiais que o compõem. A eliminação abusiva do produto por parte do seu proprietário leva à aplicação das sanções administrativas previstas pela norma em vigor.

OPTIKA® S.r.l.

Via Rigla, 30 - 24010 Ponteranica (BG) - ITALIA Tel.: +39 035.571.392 - Fax: +39 035.571.435
info@optikamicroscopes.com - www.optikamicroscopes.com

OPTIKA® Spain
spain@optikamicroscopes.com

OPTIKA® USA
usa@optikamicroscopes.com

OPTIKA® China
china@optikamicroscopes.com

OPTIKA® Hungary
hungary@optikamicroscopes.com
